



Inspired by temperature

Betriebsanleitung · Operation manual · Manual de instrucciones · Manuel d'utilisation · Manuale de d'uso


· 사용 설명서 · Manual de instruções · Инструкция по эксплуатации · Kullanım talimi · 操作说明书 ·

Betriebsanleitung · Manual de instrucción · Инструкция по эксплуатации · Kullanım talimi · 操作说明书 ·

· 사용 설명서 · Manual de instruções · Инструкция по эксплуатации · Kullanım talimi · 操作说明书 ·

Betriebsanleitung · Manual de instrucción · Инструкция по эксплуатации · Kullanım talimi · 操作说明书 ·

· 사용 설명서 · Manual de instruções · Инструкция по эксплуатации · Kullanım talimi · 操作说明书 ·

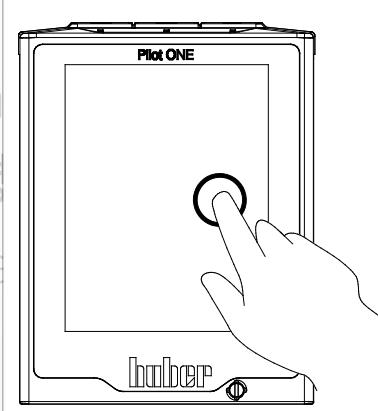

Chili®


**Bu dokümantasyon cihazlara özgü,
teknik bir ek içermemektedir.**

Kapsamlı bir kullanım talimatını info@huber-online.com
adresinden talep edebilirsiniz. Lütfen e-postanızda
temperleme cihazınızın model tanımını ve seri
numarasını belirtin.

huber

huber

KULLANIM TALIMATI

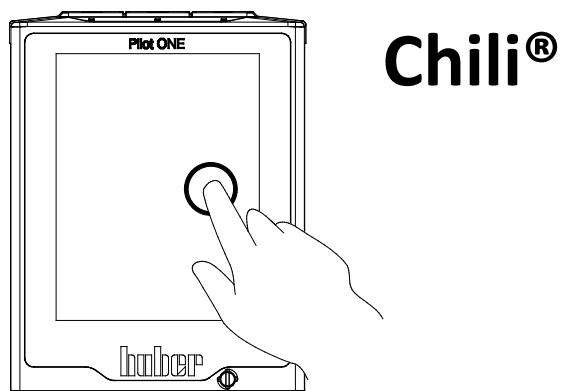

Chili®



Chili®

Pilot ONE®

Bu kullanım talimi, orijinal kullanım talimatının bir çevirisidir.

Model tanımındaki kısaltmalar:

HT = Havayla soğutulan HT soğutucusu, w HT = Su ile soğutulan HT soğutucusu

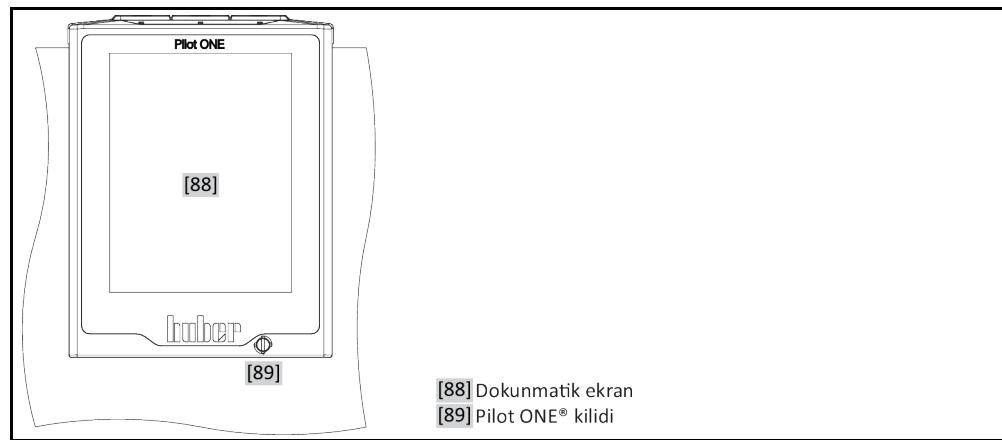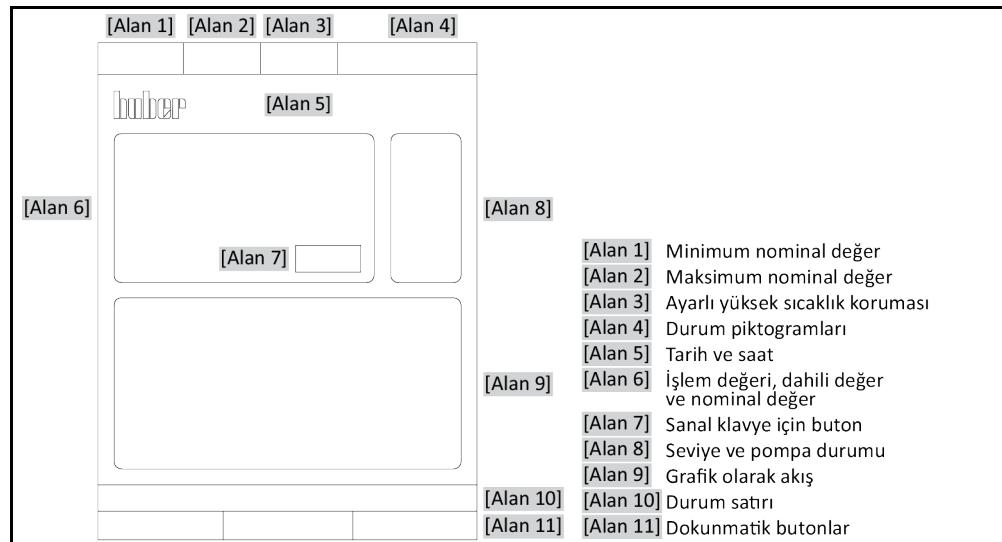"Pilot ONE"**"Home" ekranının yapısı**

İçindekiler dizini

V1.2.0tr/28.07.21//17.12

1	Önsöz	12
1.1	Kullanım talimatındaki işaretler / semboller	12
1.2	AB uygunluk beyanına yönelik bilgiler	12
1.3	Güvenlik	12
1.3.1	Güvenlik uyarılarının gösterimi	12
1.3.2	Temperleme cihazındaki güvenlik işaretlerinin gösterimi	13
1.3.3	Amacına uygun işletim	13
1.3.4	Mantık olarak öngörlülebilir hatalı kullanım	14
1.4	İşletmeci ve kumanda personeli – sorumluluklar ve gereksinimler	14
1.4.1	İşletmecinin sorumlulukları	14
1.4.1.1	Yardımcı araçların ve tüketim malzemelerinin usulüne uygun olarak tasfiye edilmesi	15
1.4.2	Kumanda personelinin gereksinimleri	15
1.4.3	Kumanda personelinin sorumlulukları	15
1.5	Genel bilgiler	16
1.5.1	Çalışma alanının tanımı	16
1.5.2	DIN 12876 uyarınca güvenlik tertibatları	16
1.5.3	Diğer koruma tertibatları	17
1.5.3.1	Akım kesintisi	17
1.5.3.2	Alarm işlevleri	17
1.5.3.3	Uyarı mesajları	17
1.6	Soğutma varyantlarının örnek göstirimleri	18
1.6.1	Yetersiz enerji çıkışında etki	18
2	İşletime alma	19
2.1	İşletme içinde taşıma	19
2.1.1	Temperleme cihazlarının kaldırılması ve taşınması	19
2.1.1.1	Taşıma kopçalı temperleme cihazı	19
2.1.1.2	Taşıma kopçasız temperleme cihazı	20
2.1.2	Ayar ayaklarının takılması/sökülmesi	20
2.1.3	Temperleme cihazlarının konumlandırılması	21
2.1.3.1	Tekerlekli temperleme cihazı	21
2.1.3.2	Tekerlekzsiz temperleme cihazı	21
2.2	Ambalajdan çıkarma	21
2.3	Çevre koşulları	21
2.3.1	Elektromanyetik uyumluluğa özgür bilgiler	23
2.4	Kurulum koşulları	23
2.5	Tavsiye edilen temperleme hortumları	24
2.6	Anahtar ağız genişlikleri ve torklar	24
2.7	İşletim hazırlığı	25
2.7.1	Ayar ayaklarının (varsı) dışarı çevrilmesi/etkinleştirilmesi	25
2.7.2	Valflerin açılması/kapatılması	25
2.7.3	İşlevsel topraklama bağlantısı	26
2.8	Harici kapalı uygulamayı bağlama	26
2.9	Akım şebekesi bağlantı	26
2.9.1	Koruma kontaklı priz aracılığıyla bağlantı (PE)	26
2.9.2	Sert tel ile bağlantı	27

2.9.3	Akım şebekesi bağlantısı donanımının değiştirilmesi	27
3	İşlev açıklaması	28
3.1	Temperleme cihazlarının işlev tanımı.....	28
3.1.1	Genel işlevler.....	28
3.1.2	Düzen işlevler	28
3.2	Termik akışkanlar ile ilgili bilgiler	29
3.3	Deneme planlamasında dikkate alın	30
3.4	Regülatör "Pilot ONE®"	30
3.4.1	"Pilot ONE®" işlevine genel bakış	31
3.5	Saat/olay işlevi.....	33
3.5.1	Tekrar şarj edilebilir batarya	33
3.5.2	Programlanabilir olay işlevi.....	33
3.5.2.1	"Çalar saat olayı" olay işlevi.....	33
3.5.2.2	"Program olayı" olay işlevi.....	33
3.6	Dokunmatik ekran üzerinden kumanda	33
3.7	Gösterge elemanları.....	34
3.7.1	Dokunmatik ekran [88]	34
3.8	Kumanda ekipmanları	34
3.8.1	Dokunmatik butonlar	35
3.8.2	Kategoriler	35
3.8.3	Alt kategoriler	35
3.8.4	Diyaloglar	35
3.9	İşlev örnekleri	35
3.9.1	Yazılım sürümünün gösterilmesi	35
3.9.2	Başlat ve durdur	36
3.9.3	Ayarların veri taşıyıcıya kopyalanması	36
3.9.3.1	USB belleğe kayıt.....	36
3.9.3.2	USB belleğin yüklenmesi	37
3.9.4	Fabrika ayarlarına geri alma.....	37
3.9.4.1	Yüksek sıcaklık koruması olmadan fabrika ayarlarına geri dönüş.....	38
3.9.4.2	Yüksek sıcaklık koruması dahil fabrika ayarına geri dönüş	38
4	Ayar işletimi	40
4.1	Ayar işletimi.....	40
4.1.1	Temperleme cihazının çalıştırılması	40
4.1.2	Temperleme cihazını kapatın	40
4.1.3	Yüksek sıcaklık korumasının (ÜT) ayarlanması	41
4.1.3.1	Yüksek sıcaklık koruması ile ilgili genel bilgiler	41
4.1.3.2	"ÜT sınırı: Isıtma" ayarı.....	41
4.1.3.3	"ÜT sınırı: Yayılma kabı"ayı.....	42
4.1.3.4	"İşlem güvenliği"nin ayarlanması	42
4.1.3.5	"ÜT değerlerini göster" üzerinden kontrol	42
4.1.4	Yüksek sıcaklık korumasının işlevsellik yönünden test edilmesi	43
4.1.5	DeltaT sınırlayıcısının uyarlanması	43
4.1.5.1	DeltaT sınırlayıcısının değiştirilmesi.....	43
4.2	Sıcaklık ayar mesafesi.....	43
4.2.1	Temperleme seçimi: Dahili ya da işlem.....	44
4.2.2	Dahili sıcaklığa temperleme	44
4.2.3	İşlem sıcaklığına temperleme.....	44
4.2.4	DeltaT sınırlayıcı	45
4.2.5	Pt100 sıcaklık sensörlerinin denetlenmesi.....	45
4.2.6	Optimum ayar parametresi aracılığıyla optimum sıcaklık ayarı.....	45

4.2.7	Alt kategori: "Oto/uzman modu seçimi".....	46
4.2.8	Alt kategori: "Oto yapılandırma"	46
4.2.8.1	Alt kategori: "Parametreyi bul"	46
4.2.8.2	Alt kategori: "Ayar dinamiği"	48
4.2.8.3	Alt kategori: "Akışkan özellikleri"	49
4.2.8.4	Alt kategori: "Parametreleri göster".....	50
4.2.9	Alt kategori: "Uzman yapılandırması".....	50
4.2.9.1	Alt kategori: "Parametreyi değiştir"	50
4.2.9.2	Alt kategori: "Parametreleri göster".....	52
4.2.9.3	Alt kategori: "Regülatör yapısı"	52
4.2.10	Alt kategori: "Parametreleri geri al"	52
4.2.11	Alt kategori: "Parametreleri göster"	52
4.2.12	Nominal değer sınırlarının ayarlanması	53
4.2.13	Nominal değerin ayarlanması	53
4.3	Havalandırma, hava tahliyesi, gaz tahliyesi ve boşaltma	54
4.3.1	Harici kapalı uygulama	54
4.3.1.1	Harici kapalı uygulamanın doldurulması ve hava tahliyesi.....	54
4.3.1.2	Harici kapalı uygulamanın gaz tahliyesi.....	56
4.3.1.3	Harici kapalı uygulamanın boşaltılması	58
5	Normal işletim	59
5.1	Otomatik işletim	59
5.1.1	Temperleme.....	59
5.1.1.1	Temperlemeyi başlatma	59
5.1.1.2	Temperlemenin sonlandırılması	59
5.1.2	Hazırlanan temperleme programı aracılığıyla temperleme	60
5.1.2.1	Temperleme programının başlatılması	60
5.1.2.2	Temperleme programının sonlandırılması/iptal edilmesi	60
6	Arayüzler ve yazılım güncellemesi	61
6.1	"Pilot ONE®" regülatöründeki arayüzler.....	61
6.1.1	RJ45 ağ fişi için 10/100 Mbps Ethernet.....	61
6.1.2	USB-2.0 arayüzü	61
6.1.2.1	USB-2.0 arayüzü yönetici	62
6.1.2.2	USB-2.0 arayüzü cihazı	62
6.2	Temperleme cihazındaki arabirimler.....	62
6.2.1	Arka taraftaki arabirimler.....	62
6.2.1.1	Servis arabirimi	62
6.2.1.2	RS232 seri yuvası	62
6.2.2	Üst taraftaki arabirimler	63
6.2.2.1	Pt100 işlem ayar sensörü için bağlantı yuvası	63
6.3	Com.G@te® üzerindeki arayüzler (opsiyonel)	63
6.3.1	LEVEL yuvası (sadece Com.G@te® harici)	64
6.3.2	POKO (potansiyelsiz kontak) alarmı fişi	64
6.3.3	AIF Reg-E-Prog yuvası.....	66
6.3.4	Yuva ECS (External Control Signal) bekleme konumu	66
6.3.5	Seri yuva RS232/RS485	67
6.4	Bellenim güncelleme	67
7	Bakım/koruyucu bakım	68
7.1	Temperleme cihazlarının bildirimleri	68
7.2	Elektrik sigortası.....	68
7.3	"Pilot ONE®" değişimi.....	68

7.4	Bakım	69
7.4.1	İşlev kontrolünün ve görsel kontrolün aralığı	69
7.4.2	Temperleme hortumlarının değiştirilmesi	70
7.5	Termik akışkan – kontrol, değişim ve devre temizliği	70
7.5.1	Termik akışkan kontrolü.....	70
7.5.2	Termik akışkan değişimi	71
7.5.2.1	Harici kapalı uygulama.....	71
7.5.3	Termik akışkan devresinin durulanması.....	71
7.6	Üst yüzeylerin temizlenmesi.....	72
7.7	Kayar bilezik contasının kontrolü.....	73
7.8	Prizler	73
7.9	Kirlilik giderme/onarım	73
8	İşletim dışına alma	74
8.1	Güvenlik bilgileri ve kurallar	74
8.2	Kapatma	74
8.3	Temperleme cihazının boşaltılması.....	75
8.4	Harici uygulamanın kaldırılması.....	75
8.5	Ambalajlama.....	75
8.6	Gönderim.....	75
8.7	Tasfiye	76
8.8	İletişim verileri	76
8.8.1	Telefon numarası: Müşteri desteği	76
8.8.2	Telefon numarası: Satış.....	76
8.8.3	E-posta adresi: Müşteri desteği	76
8.9	İzin belgesi	76
9	Ek	77

Önsöz

Değerli Müşterimiz,

Peter Huber Kältemaschinenbau SE firmasına ait bir temperleme cihazı seçtiniz. Böylece iyi bir seçim yapmış olduğunuz. Güveniniz için teşekkür ederiz.

Lütfen işletme almadan önce bu kullanım talimatını tamamen okuyun. Mutlaka tüm bilgilere ve güvenlik uyarılarına uyun.

Taşıma, işletme alma, kullanım, bakım, onarım, depolama ve tasfiye çalışmalarında bu kullanım talimīti uyarınca hareket edin.

Amacına uygun işletim durumunda temperleme cihazınız için tam bir garanti hizmeti sunuyoruz.

Kullanım talimatının devamında sayfa 5'te belirtilen modeller temperleme cihazı olarak ve Peter Huber Kältemaschinenbau SE firması Huber firması veya Huber olarak tanımlanmıştır.

Hata ve baskı hataları yapma hakkı saklıdır.

Aşağıdaki markalar ve Huber logosu Peter Huber Kältemaschinenbau SE firmasının Almanya ve/veya dünya çapındaki diğer ülkelerde tescillenmiş markalarıdır: BFT®, CC®, Chili®, Com.G@te®, Compatible Control®, Cool-Net®, DC®, E-grade®, Grande Fleur®, Huber Piccolo®, KISS®, Minichiller®, Ministat®, MP®, MPC®, Peter Huber Minichiller®, Petite Fleur®, Pilot ONE®, RotaCool®, Rotostat®, SpyControl®, SpyLight®, Tango®, TC®, UC®, Unical®, Unichiller®, Unimotive®, Unipump®, Unistat®, Unistat Tango®, Variostat®. Aşağıdaki markalar DWS-Synthesetechnik'in Almanya'daki tescilli markalarıdır: DW-Therm®, DW-Therm HT®. Aşağıdaki marka BASF SE'nin tescilli bir markasıdır: Glysantin®.

1 Önsöz

1.1 Kullanım talimatındaki işaretler / semboller

Aşağıdaki işaretler ve semboller metinlerde ve resimlerde kullanılmıştır.

Genel bakış	İşaret / Sembol	Tanım
	→	Bilgi / yönteme işaret.
	»METİN«	Kullanım talimatındaki bir bölüme işaret. Dijital sürümde metine tıklanabilir.
	>METİN< [SAYI]	Ekteki bağlantı şemasına işaret. Tanım ve arama rakamı belirtilmiştir.
	>METİN< [HARF]	Aynı bölümdeki bir çizime işaret. Tanım ve arama rakamı belirtilmiştir.
	▪	Liste, 1. düzlem
	-	Liste, 2. düzlem

1.2 AB uygunluk beyanına yönelik bilgiler



Cihazlar aşağıda belirtilen Avrupa yönetmeliklerinin güvenlik ve sağlık koruma gereksinimlerine uygundur:

- Makine yönetmeliği
- Alçak gerilim yönetmeliği
- Elektromanyetik uygunluk yönetmeliği

1.3 Güvenlik

1.3.1 Güvenlik uyarılarının gösterimi

Güvenlik bilgileri aşağıdaki pictogram/sinyal kelime kombinasyonları ile işaretlenmiştir. Sinyal kelime, kullanım talimatının dikkate alınmaması durumunda ortaya çıkabilecek diğer risklerin sınıflandırılmasını tanımlar.



Ölüme ya da ağır yaralanmalara neden olabilecek doğrudan tehlikeli duruma işaret eder.



Ölüme ya da ağır yaralanmalara neden olabilecek genel tehlikeli bir duruma işaret eder.



Yaralanmalara neden olabilecek tehlikeli bir duruma işaret eder.




Maddi hasarlara neden olabilecek bir duruma işaret eder.



Önemli bilgilere ve yararlı ipuçlarına işaret eder.

Güvenlik uyarıları ve
yöntemler açıklaması

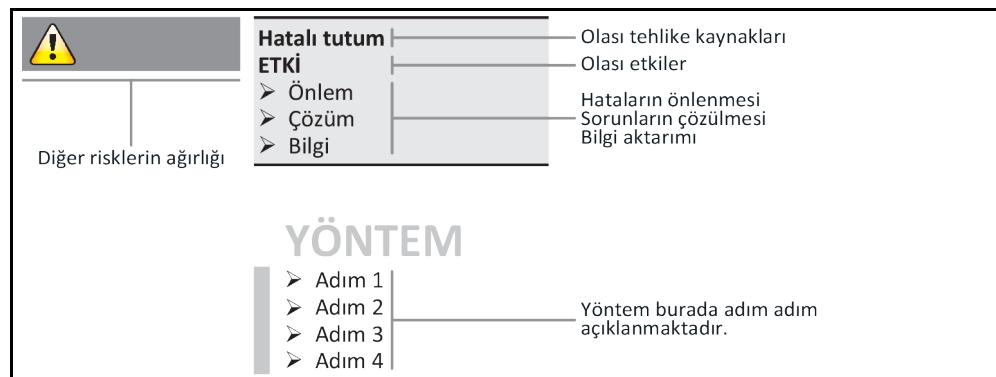

Bu kullanım talimatındaki güvenlik uyarıları sizi işletmeci, operatör olarak ve tesisi hasarlara karşı korur. İlgili eyleme başlamadan önce ilk olarak hatalı kullanım nedeniyle ortaya çıkabilecek diğer riskler hakkında bilgilendirilmiş olmalısınız.

1.3.2 Temperleme cihazındaki güvenlik işaretlerinin gösterimi

Aşağıdaki pictogramlar güvenlik işaretleri olarak kullanılır. Tablo, kullanılan güvenlik işaretlerine genel bakış sunar.

Genel bakış	İşaret	Tanım
Kural işaretleri		
		- Kılavuzu dikkate alın
İkaz işaretleri		
		- Genel ikaz işaretleri - Kılavuzu dikkate alın
		- Elektrik gerilimine karşı ikaz
		- Sıcak yüzeye karşı ikaz
		- Yangın tehlikeli maddelere karşı ikaz

1.3.3 Amacına uygun işletim



Temperleme cihazı patlama tehlikeli alanda işletilir

PATLAMA NEDENİYLE ÖLÜM

- Temperleme cihazını ATEX bölgesi içerisinde KURMAYIN ya da işletme alınmayın.

**İKAZ****Amacına uygunsuz işletim****AĞIR YARALANMALAR VE MADDİ HASARLAR**

- Kullanım talimatını temperleme cihazının doğrudan yakınında kolay erişilebilecek durumda muhafaza edin.
- Sadece yeterli kalifiyede kumanda personeli temperleme cihazı ile çalışabilir.
- Kumanda personeli temperleme cihazını kullanmadan önce eğitilmelidir.
- Kumanda personelinin kullanım kılavuzunu okuyup anladığını kontrol edin.
- Kumanda personeli için detaylı sorumluluklar belirleyin.
- Kumanda personeli için kişisel koruyucu donanım temin edilmelidir.
- Hayati tehlikenin emniyeteye alınması ve hasar sınırlaması için mutlaka işletmeci tarafından belirlenen güvenlik talimatlarına uyın!

UYARI**Üçüncü şahıslar aracılığıyla temperleme cihazı üzerinde değişiklikler****TEMPERLEME CİHAZI ÜZERİNDE MADDİ HASARLAR**

- Temperleme cihazında üçüncü şahıslar tarafından teknik değişiklik yaptmayın.
- Huber ile anlaşmadan yapılan her değişiklikte temperleme cihazlarının her AB uygun beyanı geçerliliğini yitirir.
- Sadece Huber tarafından eğitilen uzman personel değişiklik, onarım ya da bakım çalışmaları gerçekleştirebilir.
- **Mutlaka dikkate alınması gerekenler:**
- Temperleme cihazını sadece kusursuz durumda kullanın!
- İşletime alma ve onarım çalışmalarını sadece uzman personele yaptırın!
- Güvenlik tertibatlarının üzerinden geçmeyin, baypas etmeyin, sökmeyin ya da kapatmayın!

Temperleme cihazı kullanım talimatına uygun olarak temperleme işlemi haricinde başka amaçlar için kullanılmamalıdır.

Temperleme cihazı sadece endüstriyel kullanım için üretilmiştir. Temperleme cihazı ile örn. cam ya da metal reaktörlerinin uygulamaları ya da diğer teknigue uygun amaca hizmet eden objeler laboratuvarlarda ve sanayilerde temperlenir. Akış soğutucuları ve kalibrasyon banyoları sadece Huber temperleme cihazları ile kombinasyon halinde kullanılmalıdır. Tüm sistem için uygun termik akışkanlar kullanılır. Soğutma ya da ısıtma gücü pompa bağlantılarında ya da varsa temperleme banyosunda hazırlanır. Teknik karakteristiği veri sayfasından öğrenebilirsiniz. → Sayfa 77, bölüm »Ek«. Temperleme cihazı bu kullanım talimatındaki uygulama talimatlarına uygun bir şekilde kurulmalı, ayarlanmalı ve işletilmelidir. Kullanım talimatının her dikkate alınmaması, amacına aykırı işletim olarak kabul edilir. Temperleme cihazı teknigue güncel durumuna ve bilinen teknik kurallara uygundur. Temperleme cihazınızda güvenlik tertibatları takıldığı.

1.3.4 Mantık olarak öngörelebilir hatalı kullanım

Tıbbi ürün olarak (örn. Vitro diagnostik yönteminde) ya da doğrudan gıda maddesi temperlemesi için kullanıma izin **VERİLMEZ**.

Temperleme cihazı kullanım talimatına uygun temperleme işlemi dışında başka amaçlar için **KULLANILMAMALIDIR**.

Üretici temperleme cihazı üzerinde yapılan **teknik değişiklik**, temperleme cihazının **teknigue uygun-suz kullanılması** ya da temperleme cihazının kullanım talimatının **dikkate alınmaması sonucu ortaya çıkan hasarlar için sorumluluk ÜSTLENMEMEKTEDİR**.

1.4 İşletmeci ve kumanda personeli – sorumluluklar ve gereksinimler

1.4.1 İşletmecinin sorumlulukları

Bu kullanım talimi temperleme cihazının doğrudan yakınında kolay erişilebilecek şekilde muhafaza edilmelidir. Sadece yeterli kalifiyede kumanda personeli (örn. makine operatörü, kimyager, fizikçi vs.) temperleme cihazı ile çalışabilir. Kumanda personeli temperleme cihazını kullanmadan önce eğitilmelidir. Kumanda personelinin kullanım kılavuzunu okuyup anladığını kontrol edin. Kumanda personeli için detaylı sorumlulukları belirleyin. Kumanda personeli için kişisel koruyucu donanım temin edilmelidir.

- İşletmeci, temperleme cihazının altına yoğuşma suyu / termik akışkan için bir damlama kabı tesis etmelidir.
- Ulusal yasalar, temperleme cihazının (aksesuarlar dahil) kurulum alanı için bir toplama teknesinin kullanımını şart koşabilir. İşletmeci geçerli ulusal talimatları kontrol edip uygulamalıdır.
- Temperleme cihazı tüm geçerli güvenlik standartlarını yerine getirmektedir.
- Temperleme cihazını kullanan sisteminiz de aynı şekilde güvenli olmalıdır.
- İşletmeci sistemi güvenli olacak şekilde tasarlamalıdır.
- Huber, sisteminizin güvenliğinden sorumlu değildir. Sistemin güvenliğinden işletmeci sorumludur.
- Huber tarafından teslim edilen temperleme cihazının tüm ilgili güvenlik standartlarını yerine getirmesine rağmen, diğer sistemin modelinden kaynaklanabileceği ve Huber tarafından kontrolü mümkün olmadığı için başka bir sisteme monte edilmesi tehlikelere yol açabilir
- Sistem entegratörü, temperleme cihazının içine monte edilecek olan güvenlik sisteminin tamamının güvenliğinden sorumludur.
- Temperleme cihazının güvenli sistem kurulumunu ve bakımını kolaylaştırmak için, >**ana şalter**< [36] (varsayımsa) kapalı konumunda kilitlenebilir. İşletmeci, enerji kaynağı ayrıldıktan sonra yerel talimatlara göre kilitleme / işaretleme konusunda uygun bir yöntem geliştirmelidir (örn. ABD için CFR 1910.147).

1.4.1.1 Yardımcı araçların ve tüketim malzemelerinin usulüne uygun olarak tasfiye edilmesi

Tasfiye esnasında sizde geçerli olan ulusal tasfiye talimatlarına uyalmasına dikkat edin. Tasfiye ile ilgili sorularınız için yerel tasfiye işletmesine başvurun.

Genel bakış	Malzeme/yardımcı araç	Tasfiye/temizlik
Ambalaj malzemesi	Ambalaj malzemesini daha sonra kullanılmak üzere (örn. nakliye) muhafaza edin.	
Termik akışkan	Usulüne uygun tasfiye ile ilgili önlemler için bkz. kullanılan termik akışkanın güvenlik veri sayfası. Tasfiye için termik akışkanın orijinal kaplarını kullanın.	
Doldurma aksesuari, örn. cam kap	Doldurma aksesuarını tekrar kullanmak için temizleyin. Kullanılan yardımcı araçların ve temizlik maddelerinin usulüne uygun tasfiye edilmesine dikkat edin.	
Yardımcı araçlar, örn. örtüler, temizlik bezleri	Dökülen termik akışkanı temizlemek için kullanılan yardımcı araçlar aynı termik akışkan gibi tasfiye edilmelidir. Temizlik için kullanılan yardımcı araçlar, kullanılan temizlik maddesine göre tasfiye edilmelidir.	
Temizlik maddeleri, örn. paslanmaz çelik temizleyici, hassas yıkama deterjanı	Usulüne uygun tasfiye ile ilgili önlemler için bkz. kullanılan temizlik maddesinin güvenlik veri sayfası. Büyük miktarlardaki tasfiye işlemi için temizlik maddesinin orijinal kaplarını kullanın.	
Tüketim malzemesi, örn. hava filtresi matları, temperleme hortumları	Usulüne uygun tasfiye ile ilgili önlemler için bkz. kullanılan tüketim malzemesinin veri sayfası.	

1.4.2 Kumanda personelinin gereksinimleri

Temperleme cihazında sadece işletmeci tarafından bununla ilgili görevlendirilmiş ve eğitim almış kalifiye uzman personel çalışabilir. Operatörlük için asgari yaş sınırı 18'dir. 18 yaşının altındaki kişiler sadece kalifiye uzman personelin gözetimi altında temperleme cihazını kumanda edebilir. Operatör çalışma alanında üçüncü şahıslara karşı sorumludur.

1.4.3 Kumanda personelinin sorumlulukları

Temperleme cihazını kullanmadan önce kullanma talimatını tamamen okuyun. Lütfen güvenlik talimatlarına mutlaka uygun. Temperleme cihazı kullanımında kişisel koruyucu donanım (örn. koruyucu gözlük, koruyucu eldiven, kaymaz ayakkabı) kullanın.

1.5 Genel bilgiler

1.5.1 Çalışma alanının tanımı

Çalışma alanı temperleme cihazının önündeki kumanda alanında bulunmaktadır. Çalışma alanı müşteri tarafından bağlanan çevre birimi aracılığıyla belirlenir. İşletmeci tarafından güvenli bir şekilde tasarlanmalıdır. Çalışma alanının tasarımları BetrSichV'nin (isletim güvenliği düzenlemesi) ilgili gerekliliklerine ve çalışma alanının risk değerlendirmesine bağlıdır.

1.5.2 DIN 12876 uyarınca güvenlik tertibatları


Temperleme cihazınıza yönelik sınıf tanımını lütfen ekteki veri sayfasından öğrenin.

Laboratuvar termos-tattlarının ve laboratuvar banyolarının sınıflandırılması

Sınıf tanımı	Temperleme sıvısı	Teknik gereksinim	Tanım ^{d)}
I	Yanmaz ^{a)}	Aşırı ısınma koruması ^{c)}	NFL
II	Yanıcı ^{b)}	Ayarlanabilir aşırı ısınma koruması	FL
III	Yanıcı ^{b)}	Ayarlanabilir yüksek sıcaklık koruması ve ek alt seviye koruması	FL

^{a)} Genelde su; diğer sıvılar sadece münferit hata durumunun sıcaklık alanında da yanıcı değilse.
^{b)} Sıcaklık sıvıları $\geq 65^{\circ}\text{C}$ 'lik bir yanma noktasına sahip olmalıdır.
^{c)} Aşırı ısınma korumasına örn. uygun bir sıvı seviyesi sensörü ya da uygun sıcaklık sınırlama tertibatı aracılığıyla ulaşılabilir.
^{d)} Üreticinin seçimine göre opsiyonel.

Sıcaklık sınırlarına genel bakış

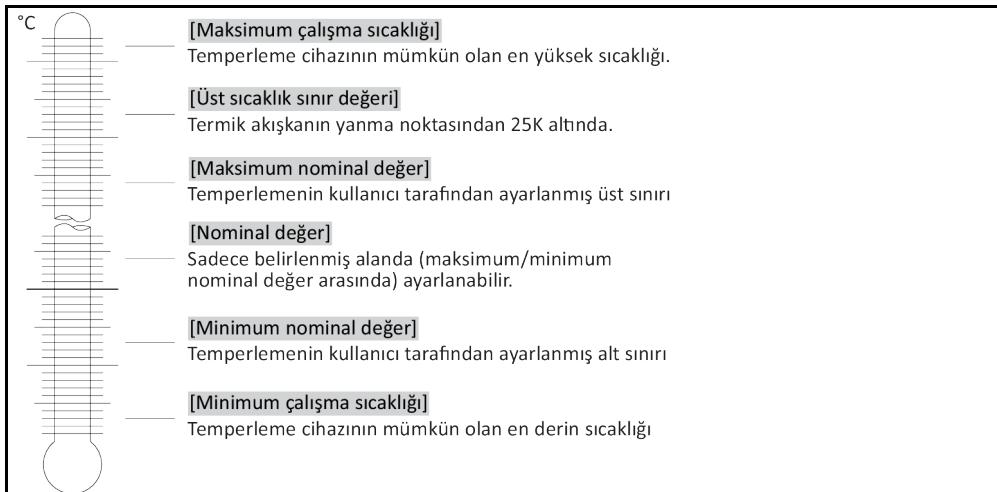

Kombinasyon halinde elektronik alt seviye ve yüksek sıcaklık koruması

Bu temperleme cihazı elektronik bir yüksek sıcaklık koruması ve alt seviye koruması ile donatılmıştır. Mekanik şamandıralı şalter yerine ısıtma bobinlerinin üst yüzeyinde, bu potansiyel alev alma kaynağındaki yüksek sıcaklığı denetleyen ve regülatörlerin, kritik sıcaklık (termik akışkanın yanma noktası) altındaki ısıtma bobini sıcaklıklarını ayarlamasını sağlayan sıcaklık sensörleri kullanılır. >**Dokunmatik ekranda**< [88] ilgili bir mesaj gösterilir.

Yüksek sıcaklık korumasının devreye girme değerinin ayarlanması için artık mekanik takıma gerek duyulmaz. Bu noktada yazılım teknigi takımı devreye girer. "Pilot ONE" tarafından önceden rastgele verilen kod doğru girilirse yüksek sıcaklık korumasının sınır değer ayarı gerçekleştirilebilir. Böylece mekanik takımda olduğu gibi istenmeden ayar gerçekleşmesi önlenir.

Alt seviye koruması

Alt seviye koruması, akışkan devresindeki bir basınç sensörü üzerinden gerçekleşir. Pompa, termik akışkan ile birlikte basınç sensöründe gerekli basıncı sağlar. Sistemdeki hava nedeniyle (dolum seviyesi çok düşük, yetersiz hava tahliyesi yapıldı) basınç, basınç sensöründe belirtilen değerin altına düşer. Temperleme ve sirkülasyon duraklatılır.

İşlem güvenliği

Bu yüksek sıcaklık işletim türünün arka planı operatörün ve tesisin gelişmiş koruma talebidir. Klasik koruma tertibatlarında şimdiden kadar yüksek sıcaklık koruması devreye girme değerine ulaşılmasında tam kutuplu olarak kapatılır. Yüksek sıcaklık koruması devreye girme değeri genelde ayar nominal değerinin üzerinde ayarlı olduğundan bu bazı durumlarda işleme mevcut bir soğutma makinesinin soğutmak istediğiinden daha fazla sıcaklık alır (örn. ekzotermik). Temperleme cihazının kapatılma-sıyla, işlemden ısıyı alma seçeneği elenir. Böylece sıcaklık artmaya devam edebilir ve gerektiğinde tesis parçalarını izin verilmeyen yükseklikteki sıcaklıklara ulaşılabilir, bu da örn. materyalin patlama-sı veya sıvıdan gaz şeklindeki duruma faz geçişleri nedeniyle hayatı tehdite arz edebilir. **İşlem güvenliği** işletim türünde yüksek sıcaklık korumasındaki devreye girme değerine ulaşılması, soğutmayı da serbest bırakın regülatör tarafından algılanır. Bu işletim türü için ön koşul kompresör ayarının **Daima açık** durumunda olmasıdır ([Sistem ayarları] > [Enerji/ECO ayarları] > [Kompresör AÇIK/KAPALI/OTO] > [Daima açık]). Sıcaklık artmaya devam ederse soğutma makinesi maksimum soğutma gücü, ilerdeki isıtımı mümkün olduğunda düşük tutmak için kullanılacaktır. Mutlaka dikkate alın: → sayfa 41, bölüm »**Yüksek sıcaklık korumasının (ÜT) ayarlanması**«.

1.5.3 Diğer koruma tertibatları

BİLGİ

Açılık durum planı – Akım şebekesi beslemesini kesin!

Temperleme cihazınızın hangi şalter tipi veya şalter kombinasyonu ile donatılmış olduğunu lütfen bağlantı şemasından öğrenin. → Sayfa 77, bölüm »**Ek**«.

>**Ana şalterli** temperleme cihazları [36] (kırmızı/sarı ya da gri):>**Ana şalteri**[36] "0" konumuna alın.

>**Ana şalterli** [36] (kırmızı/sarı) ve ek >**cihaz şalterli**[37] (gri) temperleme cihazları:>**Ana şalteri**[36] "0" konumuna alın. Ardından >**cihaz şalterini**[37] "0" konumuna ayarlayın.

>**Ana şalteri**[36] (gri) ve acil kapatma şalteri[70] (kırmızı/sarı) temperleme cihazları:>**Acil kapatma şalterine**[70] basın. Ardından >**ana şalteri**[36] "0" konumuna alın.

>**Şebeke şalterli** temperleme cihazları [37]: Priz aracılığıyla akım beslemesi: Temperleme cihazını akım şebekesinden ayırin. Ardından >**şebeke şalterini**[37] "0" konumuna ayarlayın. Sabit kablo bağlantısı aracılığıyla akım beslemesi: Akım şebekesi beslemesini bina tarafındaki ayırmaya tertibatı aracılığıyla kesin. Ardından >**şebeke şalterini**[37] "0" konumuna ayarlayın.

Şaltersiz veya gövdededeki temperleme cihazları: Priz aracılığıyla bağlantı: Temperleme cihazını akım şebekesinden ayırin. Sabit kablo bağlantısı aracılığıyla bağlantı: Akım şebekesi beslemesini bina tarafındaki ayırmaya tertibatı aracılığıyla kesin!

1.5.3.1 Akım kesintisi

Akım şebekesi kesintisinden sonra (ya da temperleme cihazlarının çalışmasında) bu işlev ile, temperleme cihazının nasıl davranışacağı belirlenebilir. Bu davranış "Pilot ONE" üzerinden belirlenebilir.

KAPAT/Bekleme (standart ayar)

Temperleme işlemi, temperleme cihazının çalıştırılmasından sonra ancak manuel giriş aracılığıyla başlatılır.

AÇ/Temperleme etkin

Temperleme işlemi, temperleme cihazının çalıştırılmasından sonra daima başlatılır. Birkaç saniyeliğine bir BİLGİ gösterilir. Böylece otomatik başlatmanın gizlenme seçeneği vardır.

Şebeke kesinti otomatiği

Temperleme bir akım şebekesi kesintisinde etkinse akım şebekesi kesintisinden sonra otomatik olarak devam ettirilir.

1.5.3.2 Alarm işlevleri

Alarm, uygunsuz işlem koşullarını bildiren bir tesis durumudur. Temperleme cihazı, belirli sınır değerlerin aşılmasında tesis sorumlusuna alarm verilecek şekilde programlanabilir.


Temperleme cihazlarının alarm durumundaki tutumu belirlenebilir. Olası reaksiyonlar: Temperlemeyi kapatın ya da güvenli bir nominal değere (2. nominal değer) temperleyin.

1.5.3.3 Uyarı mesajları


Uyarı mesajları, temperleme cihazlarının düzensizlikleri hakkında bir mesaj içerir. Bu mesajlar başka sonuçlara neden olmaz. Tesis sorumlusu mesajların önemliliğini değerlendirir ve gerekli adımları başlatır.

1.6 Soğutma varyantlarının örnek gösterimleri

Örnek: Hava ve su soğutması

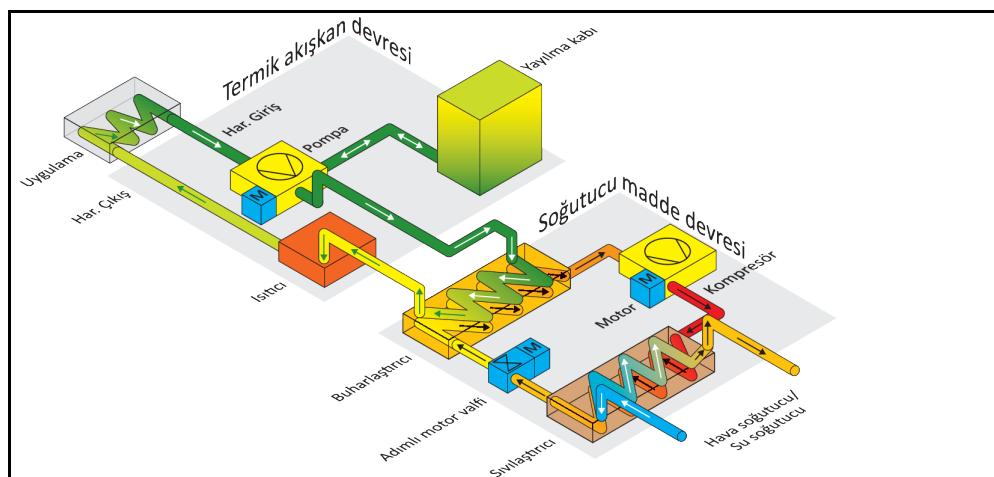

Hava soğutucu: Hava girişi

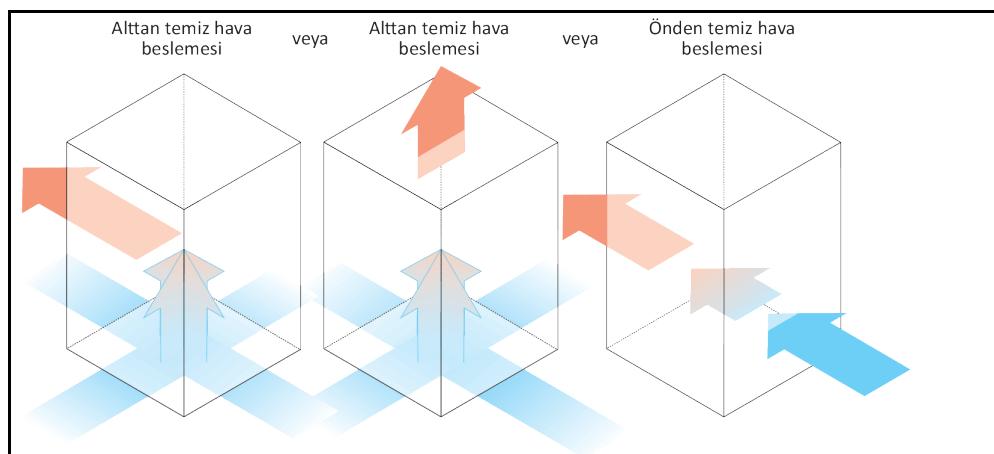

1.6.1 Yetersiz enerji çıkışında etki

Alan havası/soğutma suyu

Örn. sıvılaştırıcı ince levhalarının kırıcı, temperleme cihazından duvara/tekneler duvarına az mesafe, çok sıcak alan havası/soğutma suyu, çok düşük soğutma suyu farkı, başlıklı elektrik kırıcı nedeniyle etkiler: Soğutma maddesi devresindeki soğutma maddesi içeri alınan enerjiyi artık tam kapsamlı olarak alan havasına/soğutma suyuna veremez. Böylece yeterli miktarda sıvı soğutma maddesi olmaz, yoğunlaşma sıcaklığı ve enerji sarfisi artar.

Soğutma maddesi devresi

Yetersiz soğutma maddesi/artan yoğunlaşma sıcaklığı etkileri: Buharlaştırıcıda soğutma maddesi devresindeki tam soğutma gücü artık mevcut değil. Bu, termik akışkan devresindeki azalmış bir enerji aktarımı anlamına gelir.

Termik akışkan devresi

Termik akışkandan yetersiz enerji çıkışı etkisi: Termik akışkan artık sadece sınırlı olarak uygulamasından enerji sevk edebilir.

Uygulama

Uygulamada yetersiz enerji çıkışı etkileri: Uygulamanızda oluşan enerji (ekzotermik) artık tam kapsamlı olarak sevk edilemez.

Temperleme cihazı

Optimum güç uyarlanması için temperleme cihazında elektronik olarak kumanda edilen bir yayılma valfi kullanılır. İzin verilen çevre sıcaklığı alanı içerisinde yayılma valfi daima olası maksimum soğutma gücünü sunar. Üst alana (izin verilen maksimum çevre sıcaklığı) ulaşılmasında temperleme cihazı kapanır.

2 İşletime alma

2.1 İşletme içinde taşıma


İKAZ

**Temperleme cihazı bu kullanım talimatındaki talimatlar uyarınca taşınmaz/hareket ettilmez
EZİLMELER NEDENİYLE ÖLÜM YA DA AĞIR YARALANMALAR**

- Temperleme cihazını sadece bu kullanım talimatındaki talimatlar uyarınca taşıyın/hareket ettirin.
- Taşıma sırasında kişisel koruyucu donanım kullanılmalıdır.
- Temperleme cihazlarının tekerlekler (varsı) üzerinde hareket ettilmesi için öngörülen insan sayısının altına düşülmemelidir.
- Temperleme cihazı park frenleri dahil temperleme cihazı ile donatılmışsa: Temperleme cihazını hareket ettirirken 2 park freni daima serbest erişilebilir durumdadır. Acil durumda bu **2 park freni** etkinleştirilmelidir! Acil durumda tekerleklerde sadece **bir** park freni etkinleştirilirse: Temperleme cihazı durdurulmaz ve tekerleklerin ekseni etrafında etkin park freni ile döner!

UYARI

Temperleme cihazı yatay konumda taşınır

KOMPRESÖRDE MADDİ HASARLAR

- Temperleme cihazını sadece ayakta taşıyın.

UYARI

Dolu temperleme cihazı taşınıyor

TAŞAN TERMİK AKIŞKAN NEDENİYLE MADDİ HASAR

- Sadece boş temperleme cihazını taşıyın.

- Taşıma için varsa temperleme cihazının üst tarafındaki kopçaları kullanın.
- Taşıma için bir forklift aracı kullanın.
- Temperleme cihazındaki tekerlekler (varsı) taşıma için uygun değildir. Tekerlekleri her birine simetrik olarak temperleme cihazının toplam kütlesinin %25'i kadar yük bindirilir.
- Ambalaj malzemesini (örn. palet) ancak kurulum yerinde çıkarın.
- Temperleme cihazını taşıma hasarlarına karşı koruyun.
- Temperleme cihazını tek başına ve yardımcı araçlar olmadan taşımayın.
- Taşıma yolunun taşıma kapasitesini ve kurulum yerini kontrol edin.
- Temperleme cihazı işletme alınmadan önce tekerleklerdeki (varsı) park frenleri etkinleştirilmeli- dir ve/veya ayar ayakları (varsı) dışarı çevrilmelidir/etkinleştirilmelidir. → Sayfa 25, bölüm »**Ayar ayaklarının (varsı) dışarı çevrilmesi/etkinleştirilmesi**«.

2.1.1 Temperleme cihazlarının kaldırılması ve taşınması

2.1.1.1 Taşıma kopçalı temperleme cihazı


UYARI

Temperleme cihazı taşıma kopçalarından yük kaldırma aracı olmadan kaldırılır

TEMPERLEME CİHAZINDA MADDİ HASAR

- Temperleme cihazlarının kaldırılması ve taşınması için bir yük kaldırma aracı kullanın.
- Taşıma kopçaları sadece **eğim açısız** (0°) bir yük için tasarlanmıştır.
- Kullanılan yük kaldırma aracı yeterli boyutlandırılmış olmalıdır. Temperleme cihazlarının ölçülerini ve ağırlığı dikkate alınmalıdır.

Örnek: Taşıma kopçası (yuvarlak, köşeli ve çökük (soldan sağa doğru))

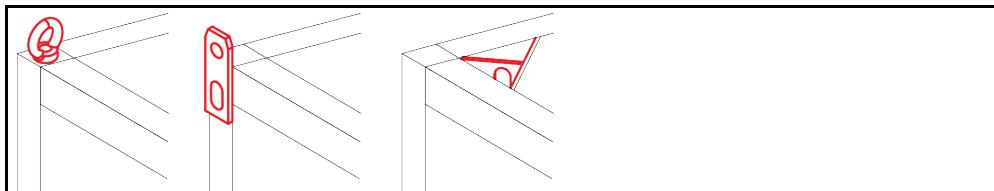

- Temperleme cihazını taşıma kopçalarından kaldırıp taşıyın, yalnız ve yardımcı araç olmadan değil.
- Temperleme cihazını taşıma kopçalarından sadece bir vinç ya da forklift ile kaldırıp taşıyın.
- Vinç ya da forklift en az temperleme cihazının ağırlığına uygun olan bir kaldırma gücüne sahip olmalıdır.


Temperleme cihazının ağırlığını veri sayfasından öğrenebilirsiniz. → Sayfa 77, bölüm »Ek».

- Ayar ayakları gönderim amacıyla söküldüğse: Temperleme cihazını ancak tüm ayar ayakları takıldığından indirin. → Sayfa 20, bölüm »**Ayar ayaklarının takılması/sökülmesi**«.

2.1.1.2

Taşıma kopçasız temperleme cihazı

Örnek: Belirli bir yapı boyutundan sonraki stand modellerinde forklift kolları için altlık noktaları. Tam konum için bkz. ekteki bağlanma şeması.

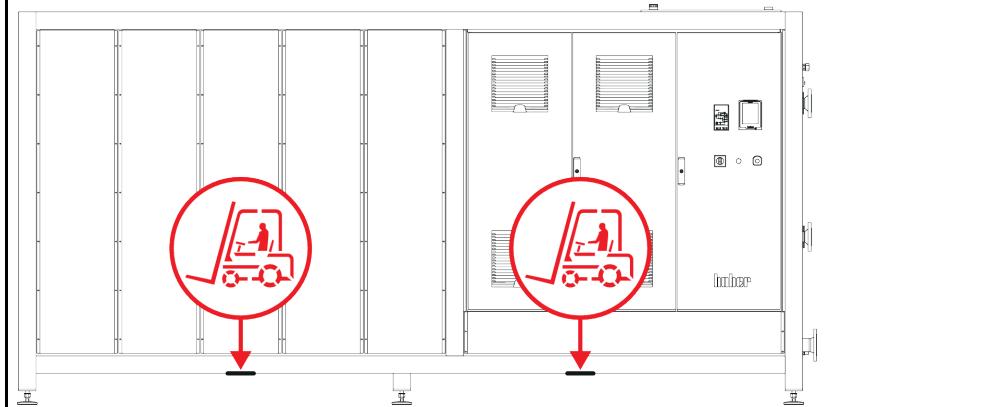

- Temperleme cihazını yalnız ve yardımcı araç olmadan kaldırımayın ve taşımayın.
- Temperleme cihazını sadece bir forklift ile kaldırıp taşıyın.
- Forklift en az temperleme cihazının ağırlığına uygun olan bir kaldırma gücüne sahip olmalıdır. Temperleme cihazının ağırlığını veri sayfasından öğrenebilirsiniz. → Sayfa 77, bölüm »Ek».
- Ayar ayakları gönderim amacıyla söküldüğse: Temperleme cihazını ancak tüm ayar ayakları takıldığından indirin. → Sayfa 20, bölüm »**Ayar ayaklarının takılması/sökülmesi**«.

2.1.2

Ayar ayaklarının takılması/sökülmesi

Sadece ayar ayakları gönderim amacıyla söküldüğse geçerlidir.




İKAZ

Temperleme cihazı kaymaya ve/veya indirilmeye karşı emniyete alınmaz

EZİLMELER NEDENİYLE ÖLÜM YA DA AĞIR YARALANMALAR

- > Ayar ayaklarını takmadan önce temperleme cihazını kaymaya ve/veya indirmeye karşı emniyete alın.
- > Montaj işlemi için temperleme cihazının altında durmayın veya altına yatmayın.

Örnek: Ayar ayaklarının takılması

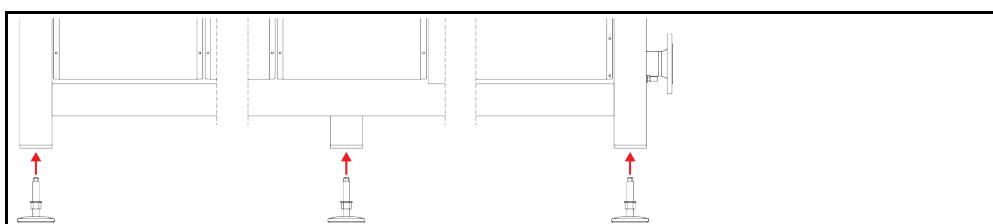

BİLGİ

Temperleme cihazının gönderilmesi için ayar ayakları sökülmüştür. Temperleme cihazını indirmeden / konumlandırmadan önce tüm ayar ayakları takılmalıdır. Temperleme cihazı tekrar gönderilecekse: Ambalajlamadan önce tüm ayar ayaklarını sökü.

- Ayar ayakları sadece temperleme cihazı kaldırılırken takılabilir.
- Temperleme cihazını kaymaya ve/veya indirilmeye karşı emniyete alın.
- Ayar ayaklarını takarken temperleme cihazının altında durmayın veya altına yatmayın.
- Temperleme cihazını ancak tüm ayar ayakları takıldığından indirin.

2.1.3 Temperleme cihazlarının konumlandırılması

2.1.3.1 Tekerlekli temperleme cihazı

- Tekerlekleri kurulum yerine taşımak için **kullanmayın**. → Sayfa 19, bölüm »**Temperleme cihazlarının kaldırılması ve taşınması**«.
- Tekerlekleri sadece kurulum yerinde konumlandırma için kullanın.
- Temperleme cihazı sadece yüzey düz, meyilsiz, kaymaz ve taşıyıcı ise tekerlekler üzerinde hareket ettirilebilir.
- Temperleme cihazını yalnız hareket ettirmeyin.
- Temperleme cihazlarını tekerlekler üzerinde hareket ettirmek için **en az 2 kişiye** ihtiyaç duyulur. Temperleme cihazlarının toplam ağırlığı **1,5 ton** üzerindeyse, temperleme cihazlarının tekerlekler üzerinde hareket ettirilmesi için **en az 5 kişiye** ihtiyaç duyulur.
- Temperleme cihazı işletme alınmadan önce tekerleklerdeki park frenleri etkinleştirilmelidir ve/veya ayar ayakları (varsayı) dışarı çevrilmelidir/etkinleştirilmelidir. → Sayfa 25, bölüm »**Ayar ayaklarının (varsayı) dışarı çevrilmesi/etkinleştirilmesi**«.

2.1.3.2 Tekereksiz temperleme cihazı

- Temperleme cihazlarının konumlandırılması için bir forklift kullanılmalıdır.
- Temperleme cihazını yalnız hareket ettirmeyin.
- Temperleme cihazlarının hareket ettirilmesi için **en az 2 kişiye** ihtiyaç duyulur.
- Forklift en az temperleme cihazının ağırlığına uygun olan bir kaldırma gücüne sahip olmalıdır. Temperleme cihazının ağırlığını veri sayfasından öğrenebilirsiniz. → Sayfa 77, bölüm »**Ek**«.
- Temperleme cihazı işletme alınmadan önce ayar ayakları (varsayı) dışarı çevrilmeli/etkinleştirilmelidir. → Sayfa 25, bölüm »**Ayar ayaklarının (varsayı) dışarı çevrilmesi/etkinleştirilmesi**«.

2.2 Ambalajdan çıkarma



İKAZ

Hasarlı bir temperleme cihazının işletme alınması

ELEKTRİK ÇARPMASI NEDENİYLE HAYATı TEHLİKЕ

- Hasarlı temperleme cihazını işletme almayın.
- Müşteri desteği ile iletişime geçin. → Sayfa 76, bölüm »**İletişim verileri**«.

YÖNTEM

- Ambalajın hasarına dikkat edin. Hasar, temperleme cihazında maddi hasarlara işaret edebilir.
- Ambalajdan çıkarırken temperleme cihazını olası taşıma hasarları bakımından kontrol edin.
- Taleplerin düzenlenmesi için sadece nakliye firmasına başvurun.
- Ambalaj malzemelerinin tekniğine uygun bir şekilde tasfiye edilmesine dikkat edin. → Sayfa 15, bölüm »**Yardımcı araçların ve tüketim malzemelerinin usulüne uygun olarak tasfiyesi**«.

2.3 Çevre koşulları



DİKKAT

Uygunuz çevre koşulları / uygunuz kurulum

EZİLMELER NEDENİYLE AĞIR YARALANMALAR

- Tüm verilere uygun! → Sayfa 21, bölüm »**Çevre koşulları**« ve → sayfa 23, bölüm »**Kurulum koşulları**«.

BİLGİ

Alanda sirkülasyon pompası ve kompresörler için yeterli taze hava bulunmasını sağlayın. Sıcak çıkış havası engelsiz bir şekilde yukarı doğru çıkabilmelidir.

Stant modelleri

Bağlantı verilerini veri sayfasından öğrenin. → Sayfa 77, bölüm »**Ek**«.

BİLGİ

Sadece stand modelleri için geçerlidir:

Temperleme cihazları içerisindeki bakım çalışmaları için, ilgili taraftaki bakım çalışmalarına bağlı olarak 50 ila 200 cm'lik bir duvar mesafesine ihtiyaç duyulur. Temperleme cihazı bakım çalışmaları'nın gerçekleştirilemesi için hareket ettirileceğse: → sayfa 19, bölüm »**İşletme içinde taşıma**«.

Ayrıca >**Şalter dolaplı**< [118] stand modelleri için geçerlidir:

Şalter dolabı kapaklarını açmak için kurulum yerinde 150 ila 200 cm'lik bir duvar mesafesine ihtiyaç duyulur. Şalter dolabı kapakları sadece 90° açılabilir. >**Şalter dolabının**< [118] doğru konumunu bağlantı planından öğrenin. → sayfa 77, bölüm »**Ek**«.

Temperleme cihazları sadece normal çevre koşulları altında güncel olarak geçerli DIN EN 61010-1 uyarınca kullanılabilir.

- Sadece iç alanlarda kullanım. Aydınlatma gücü en az 300 lx olmalıdır.
- Kurulum yüksekliği deniz seviyesinin yaklaşık 2.000 metre üzerindedir.
- Yeterli hava değişimi için duvar ve tavan mesafesine uygun (temperleme cihazı ve çalışma alanı için artık ısı boşalması, taze hava girişi). Hava soğutmalı temperleme cihazında yeterli zemin serbestliği sağlayın. Bu temperleme cihazını kartonda ya da çok küçük teknede işletmeyin, aksi halde hava değişimi bloke olur.
- Çevre sıcaklığına yönelik değerleri lütfen teknik veri sayfasından öğrenin, çevre koşullarına uyulması hatasız bir işletim için zorunludur.
- Bağıl hava nemi 32 °C'ye kadar maksimum %80'dir ve 40 °C'ye kadar doğrusal olarak %50'ye düşer.
- Besleme bağlantılarına kısa mesafe.
- Temperleme cihazı, ayırma tertibatlarına (akım şebekesine) giriş zorlanmayacak ya da engellenmeyecek şekilde kurulmuş olmalıdır.
- Şebeke gerilim dalgalanmalarını veri sayfasından öğrenin. → Sayfa 77, bölüm »**Ek**«.
- Akım beslemesi sisteminde meydana gelen geçici yüksek gerilimler.
- Kurulum sınıfı 3
- İlgili kirlilik derecesi: 2.
- Yüksek gerilim kategorisi II.

Duvar mesafeleri	cm olarak mesafe				
	Hava soğutucu		Su soğutucu		
Taraflar	[A1]	[B]	[C]	[D]	[E]
[A1] Üst	Üst hava çıkıştı: Serbest				-
[A2] Üst	Yapı altına takılabilme özelliği				Yapı altına takılabilme özelliği
[B] Sol	Min. 20				Min. 10
[C] Sağ	Min. 20				Min. 10
[D] Ön	Min. 20				Min. 10
[E] Arka	Min. 20				Min. 20

Taraflar	cm olarak mesafe (teknede işletim durumunda)				
	Hava soğutucu			Su soğutucu	
[A1] Üst	Üst hava çıkış: Serbest			–	
[A2] Üst	Yapı altına takılabilme özellikle			Yapı altına takılabilme özellikle	
[B] Sol	Min. 20			Min. 20	
[C] Sağ	Min. 20			Min. 20	
[D] Ön	Min. 20			Min. 20	
[E] Arka	Min. 20			Min. 20	

2.3.1 Elektromanyetik uyumluluğa özgü bilgiler

BİLGİ

Genel bağlantı hatları

Temperleme cihazlarının sorunuz işletimi ve bunların harici uygulamalar ile bağlantısı için ön koşullar: Tesisat ve kablo bağlantısı teknigue uygun bir şekilde gerçekleştirilmelidir. İlgili konular: "Elektrik güvenliği" ve "EMC uyumlu kablo bağlantısı".

Hat uzunlukları

3 metre üzerindeki esnek/sabit hat döşemesinde örneğin aşağıdakiler dikkate alınmalıdır:

- Potansiyel dengeleme, toprak hattı (bkz. Teknik broşür "Elektromanyetik uyumluluk EMV")
- "Dış" ve/veya "iç" şimşek/yüksek gerilim korumasına uyulması.
- Yapısal koruyucu tedbirler, tekniğine uygun hat seçimi (UV dayanıklılığı, çelik boru koruması vs.)

Dikkat:

İşletmeci ulusal/uluslararası yönetmelik ve yasalara uyulmasıyla yükümlüdür. Bu, tesisatın/kablo bağlantısının yasal veya normatif olarak talep edilen kontrolünü de kapsar.

Bu cihaz "**endüstriyel elektromanyetik çevrede**" işletim için uygundur. Bu çevre için talep edilen güncel olarak geçerli olan EN61326-1 standardının "**arızasızlık taleplerini**" karşılar.

Ayrıca bu çevre için "**Arıza gönderim taleplerini**" de karşılar. Güncel olarak geçerli EN55011 uyarınca bir **1 grubuna** ve **A sınıfına** ait bir cihazdır.

1 grubu, yüksek frekansın (HF) sadece cihazın fonksiyonu için kullanılacağını belirler. **A sınıfı**, uyulması gereken arıza gönderi sınır değerlerini belirler.

2.4 Kurulum koşulları

! İKAZ

Temperleme cihazı akım şebekesi hattı üzerine kurulur

AKIM ŞEBEKESİ HATTININ HASARI NEDENİYLE ELEKTRİK ÇARPMASI SONUCU ÖLÜM

- Temperleme cihazını akım şebekesi hattı üzerinde kurmayın.

! DİKKAT

Tekerlekli temperleme cihazlarının frenler etkin değilken işletilmesi

UZUVLARIN EZİLMESİ

- Tekerleklerdeki frenleri etkinleştirin.

- Temperleme cihazını soğuk ortamdan sıcak (ya da tam tersi) ortama alırken yakl. 2 saat iklime alışmasını bekleyin. Önceden temperleme cihazını çalıştırın!
- Dikey, duruş açısından dirençli ve devrilmeye karşı emniyetli bir şekilde kurun.
- Yanıcı olmayan ve sızdırmaz bir zemin kullanın.
- Çevreyi temiz tutun: Kayma ve devrilme tehlikesini önleyin.
- Tekerlekler varsa bunlar kurulum sonrasında kilitlenmelidir!
- Dökülmüş/dışarı sızmış termik akışkan hemen tasfiye edilmelidir. Termik akışkanın ve yardımcı araçların teknigue uygun bir şekilde tasfiye edilmesine dikkat edin. → Sayfa 15, bölüm »**Yardımcı araçların ve tüketim malzemelerinin usulüne uygun olarak tasfiye edilmesi**«.
- Büyük cihazlarda zemin yüklenebilirliğine dikkat edin.
- Çevre koşulları dikkate alınmalıdır.

2.5 Tavsiye edilen temperleme hortumları



Uygunlu/arızalı hortumların ve/veya hortum bağlantılarının kullanılması

YARALANMALAR

- Teknigue uygun hortumlar ve/veya hortum bağlantıları kullanın.
- Hortumların ve hortum bağlantılarının sızdırmazlığını ve kalitesini düzenli aralıklarla kontrol edip gerektiğinde uygun tedbirler (yedek) alın.
- Temperleme hortumlarını temas/mekanik yüze karşı izole edin ya da emniyete alın.



Sıcak ya da soğuk termik akışkan ve üst yüzeyler

UZUVLARIN YANMASI

- Termik akışkan ya da üst yüzey ile doğrudan teması önleyin.
- Kişisel koruyucu donanımınızı kullanın (örn. sıcaklığı karşı dayanıklı koruyucu eldiven, koruyucu gözlük, emniyetli ayakkabılar).



Termik sıvı devresinin bağlantılarında ve hortumlarında kontolsüz buz oluşumu

KAYMA VE DEVRİLME TEHLİKESİ

- Eksi alanda temperleme yapılrsa, termik sıvı devresinin hortum ve bağlantılarında buz oluşur. Bu hava neminin yoğunlaştırılıp donmasıyla meydana gelir.
- Buz oluşumu derecesini kontrol edin. Buz oluşumu çok yüksekse, temperleme cihazının devrilmeye tehlikesi yükselir. Bu durumda temperleme cihazını devrilmeye karşı emniyete alın.
- Buz oluşumunun altında zemini yoğunlaştırmaya suyu yönünden kontrol edin. Yoğunlaştırmaya uygun bir hazne ile toplayın veya düzenli olarak ve iyice giderin. Böylece yoğunlaştırmaya suyu nedeniyle meydana gelebilecek kayma tehlikesini önleyebilirsiniz.

Uygulamaların bağlantısı için sadece kullanılan termik akışkanla uyumlu temperleme cihazları kullanın. Temperleme hortumlarını seçerken hortumların kullanılması gereken temperleme alanına da dikkat edin.

- Temperleme cihazınızla sadece sıcaklık izolasyonlu temperleme hortumları kullanmanızı tavsiye ediyoruz. Bağlantı armatürlerinin izolasyonundan işletmeci sorumludur.

2.6 Anahtar ağız genişlikleri ve torklar

Temperleme cihazına pompa bağlantı için ortaya çıkan anahtar ağız genişliklerini dikkate alın. Aşağıdaki tablo pompa bağlantılarını ve bunun sonucu ortaya çıkan anahtar ağız genişliklerini ve tork değerlerini belirtmektedir. Ardından daima bir sızdırmazlık testi gerçekleştirilmelidir ve bağlantılar gerektiğinde sıkılmalıdır. Maksimum torkların değerleri (bkz. tablo) **aşılmamalıdır**.

Anahtar ağızı genişliği-
ne ve
torklara genel bakış

Bağlantı	Başlık somunu anahtar ağızı genişliği	Bağlantı ağızı ana- tar ağızı genişliği	Nm olarak tavsiye edilen torklar	Nm olarak maksỈ- mum torklar
M16x1	19	17	20	24
M24x1,5	27	27	47	56
	36	32	79	93
M30x1,5	36	36	79	93
M38x1,5	46	46	130	153
G dişli (düz sız- dirmaz)	Torku kullanılan düz conta malzemesine uyarlayın. Temperleme hortumunu ilk olarak elle sıkın. Adaptör parçaları kullanıldığında, temperleme hortumu bağlanırken pompa bağlantısındaki G dişli fazla çevrilmemelidir. Bir temperleme hortumunu adaptör parçasına bağlarken G dişisini aşırı çevirmeye karşı emniyete alın.			

2.7 İşletim hazırlığı

2.7.1 Ayar ayaklarının (varsayımsa) dışarı çevrilmesi/etkinleştirilmesi



Ayar ayakları, temperleme cihazlarının işletiminden önce dışarı çevrilmez/etkinleştirilmez

EZİLMELER NEDENİYLE ÖLÜM YA DA AĞIR YARALANMALAR


- Temperleme cihazlarının işletme alınmasından önce tekerleklerdeki (varsayımsa) park frenleri etkinleştirilmelidir ve/veya ayar ayakları dışarı çevrilmelidir/etkinleştirilmelidir.
- Tekerleklerdeki (varsayımsa) etkin park frenleri ve/veya dışarı çevrilmiş/etkinleştirilmiş ayar ayakları olmadan temperleme cihazı harekete geçirilemez.

Ayar ayakları, temperleme cihazlarının işletiminden önce dışarı çevrilmemelidir/etkinleştirilmelidir. Zemin pürüzlükleri bu ayar ayakları aracılığıyla dengelenebilir.

YÖNTEM

- Tekerleklerdeki (varsayımsa) park frenlerinin etkinleştirilmiş olduğunu kontrol edin.
- Ayar ayaklarını dışarı çevirin.
- Gerektiğinde zemin pürüzlüklerini ayar ayakları yardımıyla dengeleyin. Temperleme cihazını yatay olarak hizalamak için bir su terazisi kullanın.
- Temperleme cihazlarının hizalanmasından sonra ayar ayaklarındaki kontra civataları sıkın. Böylece yükseksek işletim sırasında ayar ayakları artık değişimeyecektir.

2.7.2 Valflerin açılması/kapatılması

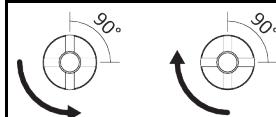Valflerin açılması ve
kapatılması

BİLGİ

Valflerin açılması:

Valfleri saat yönü tersinde çevirerek açın (dayanak noktasına kadar 90° sola doğru çevirin).

Valflerin kapatılması:

Valfleri saat yönünde çevirerek kapatın (dayanak noktasına kadar 90° sağa doğru çevirin).

YÖNTEM

- Tüm valfleri kapalı olup olmadığı yönünden kontrol edin.
- Tüm valfleri saat yönünde çevirerek kapatın (dayanak noktasına kadar 90° sağa doğru çevirin).

2.7.3 İşlevsel topraklama bağlantısı

YÖNTEM

- Gerektiğinde >**İşlevsel topraklama bağlantısını**< [87] bina taraflı topraklama noktasıyla temperleme cihazına bağlayın. Bunun için bir şase kablosu kullanın. Tam konum ve dış boyutu için bkz. bağlantı şeması. → Sayfa 77, bölüm »Ek«.

2.8 Harici kapalı uygulamayı bağlama

UYARI


Uygulamada yüksek basınç (örn. cam araçlarda 0,5 bar (ü))

UYGULAMADA MADDİ HASAR

- Uygulamada hasarları önlemek için aşırı basınçın karşı bir koruma tertibatı öngörün.
- Temperleme cihazından uygulamaya ve uygulamadan temperleme cihazına giden girişlerde/tahliyelerde valf/hızlı kavrama takmayın.
- **Valfler/hızlı kavramalar gerektiğinde:**
 - Patlama disklerini doğrudan uygulamaya takın (giriş ve tahliyede olmak üzere).
 - Uygulamaya giden valflerin/hızlı kavramaların öncesinde bir baypas kurun.
 - Uygun aksesuarı (örn. basınç düşürmeye yönelik baypaslar) Huber katalogunda bulabilirsiniz.

Bağlantı şemasını dikkate alın. → Sayfa 77, bölüm »Ek«.

Örnek: Harici kapalı bir uygulamanın bağlantısı

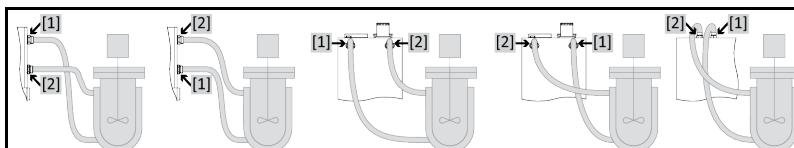

Uygulamanızın doğru işletilebilmesi ve sistemde hava kabarcığının kalmaması için temperleme cihazından çıkan >**Çıkış devridaimi**< [1] bağlantısının, uygulamanın daha derinde bulunan bağlantı noktasıyla ve temperleme cihazına giren >**giriş devridaimi**< [2] bağlantısının uygulamanın daha yükseğinde bulunan bağlantı noktasıyla birleştirilmesini sağlamalısınız.

YÖNTEM

- >**Çıkış devridaimi**< [1] ve >**giriş devridaimi**< [2] bağlantılarından kapakları çıkarın.
- Ardından uygulamanızı uygun termik akışkan hortumlarla temperleme cihazına bağlayın. Anahtar ağız genişliklerini içeren tabloyu dikkate alın. → sayfa 24, bölüm »Anahtar ağız genişlikleri ve torklar«.
- Bağlantıları sizdirmazlık bakımından kontrol edin.

2.9 Akım şebekesi bağlantısı

BİLGİ

Yerel özellikler nedeniyle birlikte teslim edilen orijinal akım şebekesi hattı yerine alternatif bir akım şebekesi hattının kullanılması gerekebilir. Temperleme cihazını akım şebekesinden her daim sorunsuzca ayırmak için 3 m'den uzun akım şebekesi hattı kullanmayın. Akım şebekesi hattını sadece elektrik teknisyeni tarafından değiştirin.

2.9.1 Koruma kontaklı priz aracılığıyla bağlantı (PE)

TEHLİKE

Koruma kontaksız akım şebekesi prizine bağlantı (PE)

ELEKTRİK ÇARPMASI NEDENİYLE HAYATI TEHLİKE

- Temperleme cihazını sadece koruma kontaklı akım şebekesi prizlerine (PE) bağlayın.

TEHLİKE**Hasarlı akım şebekesi hattı/akım şebekesi bağlantısı****ELEKTRİK ÇARPMASI NEDENİYLE HAYATı TEHLİKE**

- Temperleme cihazını işletme almayın.
- Temperleme cihazını akım beslemesinden ayıran.
- Akım şebekesi hattı/akım şebekesi bağlantısı bir elektrik teknisyeni tarafından değiştirilmelidir ve kontrol edilmelidir.
- **3 m'den uzun akım şebekesi hattı kullanmayın.**

UYARI**Yanlış akım şebekesi bağlantısı****TEMPERLEME CİHAZINDA MADDİ HASAR**

- Bina tarafında mevcut akım şebekesi gerilimi ve frekansı tip etiketindeki temperleme cihazı bilgileri ile aynı olmalıdır.

BİLGİ

Mevcut bir koruma kontağı (PE) hakkında belirsizlik durumunda bağlantıyı bir elektrik teknisyenine kontrol ettirin.

2.9.2 Sert tel ile bağlantı**TEHLİKE****Akım şebekesine bağlantı/uyarlama bir elektrik teknisyeni tarafından gerçekleştirilmez****ELEKTRİK ÇARPMASI NEDENİYLE HAYATı TEHLİKE**

- Akım şebekesine bağlantı/uyarlama işlemini elektrik teknisyenine yaptırın.

TEHLİKE**Hasarlı akım şebekesi hattı/akım şebekesi bağlantısı****ELEKTRİK ÇARPMASI NEDENİYLE HAYATı TEHLİKE**

- Temperleme cihazını işletme almayın.
- Temperleme cihazını akım beslemesinden ayıran.
- Akım şebekesi hattı/akım şebekesi bağlantısı bir elektrik teknisyeni tarafından değiştirilmelidir ve kontrol edilmelidir.
- **3 m'den uzun akım şebekesi hattı kullanmayın.**

UYARI**Yanlış akım şebekesi bağlantısı****TEMPERLEME CİHAZINDA MADDİ HASAR**

- Bina tarafında mevcut akım şebekesi gerilimi ve frekansı tip etiketindeki temperleme cihazı bilgileri ile aynı olmalıdır.

2.9.3 Akım şebekesi bağlantısı donanımının değiştirilmesi**BİLGİ**

Fabrika ayarlarına geri alırken bağlantı değerleri **yeniden** girilmelidir.

Temperleme cihazınızın 230V 1~ 50Hz'den 400V 3~N 60Hz'e donatılabilir olup olmadığını öğrenmek için bkz. veri sayfası. → sayfa 77, bölüm »Ek«.

- 230 V işletimindeki maksimum akım sarfiyatı nerdedeyse 16 A altındadır.
Ancak daha küçük sigortalara sahip 230 V akım şebekeleri de vardır. İlk işletme alma sırasında sizden temperleme cihazının akım sarfiyatını akım şebekenize uyarmanız talep edilir. Sunlar seçilebilir:
16 A (Kompresör **açıkken** %100 ısıtma gücü)
13 A (Kompresör **kapalıken** azalmış ısıtma gücü)
10 A (Kompresör **açıkken** azalmış ısıtma gücü)
Kapalı bir kompresörün ısıtma gücü üzerinde etkisi yoktur:
16 A (Kompresör **kapalıken** %100 ısıtma gücü)
13 A (Kompresör **kapalıken** %100 ısıtma gücü)
10 A (Kompresör **kapalıken** %100 ısıtma gücü)
Ayar tutumu üzerinde herhangi bir etki söz konusu değildir. Maksimum akım sarfiyatı sonradan Pilot ONE menüsünden değiştirilebilir.
- Bazı temperleme cihazlarında ilk işletme alma esnasında besleme gerilimi seçilmelidir. Bu seçim sonradan Pilot ONE menüsünde değiştirilebilir ([Kategori menüsü] > [Kurulum] > [Gerilim besleme]). "Gerilim beslemesi" menü seçenekleri yalnızca temperleme cihazının gerilim beslemesinin manuel donanım değişikliğini desteklemesi durumunda görülebilir. Temperleme cihazının fabrika ayarına geri alınması durumunda besleme gerilimi yeniden seçilmelidir.

3 İşlev açıklaması

3.1 Temperleme cihazlarının işlev tanımı

3.1.1 Genel işlevler

Chili, harici olarak kapalı uygulamalar için tasarlanmış aşırı dinamik bir temperleme cihazıdır.
→ sayfa 26, bölüm »Harici kapalı uygulamayı bağlama«. Geleneksel banyo ve devridaimli termos-tatlara kıyasla bu temperleme cihazı **dahili banyoya sahip değildir**.

Bu temperleme cihazı tercihen yüksek ısıtma yükleri için sunulur.

Geleneksel banyo ve sirkülasyon termostatlarında termik akışkan esnemesini de sıcaklığı bağlı olarak toplayan bir temperleme banyosu yerine burada **temperlenmiş >yayılma kabı söz konusudur< [18]**.

Güçlü ısıtma tekniği ile kombine halindeki **düşük kendine ait hacmi** sayesinde, geleneksel banyo ve devridaimli termostatlarla karşılaşıldığında, daha uygun **kısa ısıtma oranları** elde edersiniz.

3.1.2 Diğer işlevler

Entegre **devir sayısı ayarlı pompa** aracılığıyla termik akışkanın **devir sayısı** ve böylece **basıncı** ayarlanabilir ve belirtilen uygulamaya en iyi şekilde uyarlanabilir.

Kendinden optimizasyonlu kademeli regülatör yardımıyla hem **nominal değer değişikliklerinde** hem de **ekzotermik reaksiyonlardaen** **iyi ayar sonuçlarına** ulaşabilirsiniz. Seçime göre aperiyodik olarak ya da hafif aşma ile (daha hızlı) temperleyebilirsiniz.

Temperleme cihazınız çok sayıda laboratuvar otomatikleştirme sistemine sorunsuzca bağlanabilir. Bu, "Pilot ONE" üzerindeki standart olarak bulunan arayüz ethernetleri, **USB aygıtı ve USB yöneticisi** ve **temperleme cihazı üzerindeki Pt100 ve RS232 arayüzleri** üzerinden sağlanır. İsteğe bağlı olarak temin edilebilen Com.G@te ile temperleme cihazınızı dijital arayüzler (**RS232 ve RS485**), **analog akım arayüzü (0/4 - 20 mA veya 0 - 10 V)** ve çeşitli dijital kumanda olanakları (**giriş/çıkış**) geliştirebilirsiniz.

Çıkarılabilir kumanda parçası ("Pilot ONE") uzaktan kumanda olarak da kullanılabilir. Uzatma hattına ihtiyaç duyarsanız lütfen satıcınıza ya da Huber firmasının satış bölümününe başvurun. → sayfa 76, bölüm »**İletişim verileri**«.

Pt100 işlem ayar sensörüne yönelik bağlantı yuvası üzerinden **harici temperleme görevlerini** sorunsuzca halledebilirsiniz.

Temperleme cihazı **entegre bir sıcaklık rampa işlevi** ve **dahili bir sıcaklık program vericisi** ile donatılmıştır. Entegre program vericisi toplamda 100 program adımlı 10 farklı temperleme programı hazırlayıp talep etme seçeneğini sunar.

Temperleme cihazı kendine ait ayar devresinden bağımsız **DIN EN 61010-2-010 uyarınca bir yüksek sıcaklık korumasına** sahiptir.

3.2 Termik akışkanlar ile ilgili bilgiler

DİKKAT

Kullanılacak olan termik akışkanın güvenlik veri sayfasının dikkate alınmaması

YARALANMALAR

- Gözlerin, cildin ve solunum yollarının yaralanma tehlikesi.
- Kullanılacak olan termik akışkanın güvenlik veri sayfası kullanım öncesi mutlaka okunup buna uyulmalıdır.
- Yerel talimatları/çalışma talimatlarını dikkate alın.
- Kişisel koruyucu donanımınızı kullanın (örn. sıcaklığı karşı dayanıklı koruyucu eldiven, koruyucu gözlük, emniyetli ayakkabılar).
- Zemin ve çalışma alanı kirliliği nedeniyle kayma tehlikesi. Çalışma alanını temizleyin, termik akışkan ve yardımcı araçların teknüğine uygun bir şekilde tasfiye edilmesine dikkat edin. → Sayfa 15, bölüm »**Yardımcı araçların ve tüketim malzemelerinin usulüne uygun olarak tasfiye edilmesi**«.

UYARI

Termik akışkanın temperleme cihazınız ile uyumluluğunun dikkate alınmaması

MADDİ HASAR

- DIN 12876 uyarınca temperleme cihazlarınızın sınırlandırmasını lütfen dikkate alın.
- Aşağıdaki materyallerin termik akışkana karşı dayanıklı olması sağlanmalıdır: Paslanmaz çelik 1.4301 / 1.4401 (V2A), bakır, nikel, viton (FKM) ya da perbunan / NBR / HNBR / seramik / karbon / Al oksit, tunç / pirinç, nikel kaplama pirinç ve gümüş lehim.
- Termik akışkanın maksimum viskozitesi en düşük çalışma sıcaklığında $50 \text{ mm}^2/\text{sn}$ 'yi aşmamalıdır!
- Termik akışkanın maksimum yoğunluğu $1 \text{ kg}/\text{dm}^3$ ölçüsünü aşmamalıdır!

UYARI

Termik akışkan devresinde çeşitli termik akışkan türlerinin karıştırılması

MADDİ HASAR

- Farklı termik akışkan türlerini (örneğin mineral yağ, silikon yağ, sentetik yağ, su vs.) termik akışkan devresinde birbirile **karmaştırmayın**.
- Bir termik akışkan türünden diğerine geçiş yaparken termik akışkan devresi **durulanmalıdır**. Termik akışkan devresinde bir önceki termik akışkan türüne ait kalıntılar kalmamalıdır.

UYARI

>Yayılmaya kabulün< [18] 0,1 bar (ü) üzerinde pasif gaz bindirmesi

>YAYILMA KABİNİN< [18] MEKANİK HASARI NEDENİYLE MADDİ HASAR

- Opsiyonel sızdırmazlık setinin statik bir pasif gaz bindirmesi ile bağlantılı olarak kullanılmasında 0,1 bar'lık (ü) bir basınç sınırlaması kullanılmalıdır.

Termik akışkan: Su

Tanım	Ön veri
Litre başına kalsiyum karbonat	$\leq 1,5 \text{ mmol/l}$; su sertliğine eşdeğer: $\leq 8,4 \text{ °dH}$ (yumuşak)
PH değeri	6,0 ve 8,5 arasında
Saf su, damıtılmış su	Her litreye 0,1 g sodayı (Na_2CO_3) katın
İzin verilmeyen su	Damıtılmış, iyonize edilmiş, tamamen tuzu alınmış, klor içeren, demir içeren, amonyak içeren, temizlenmemiş, işlem görmemiş nehir suyu, deniz suyu
Termik akışkan: Etilen glikolsüz su	
Kullanım	(+15) +65 °C ila +90 °C
Termik akışkan: Su etilen glikol karışımı	
Kullanım	yasak

BİLGİ

Termo sıvı olarak Huber kataloğu belirtilen maddeleri tavsiye ediyoruz. Termo sıvının tanımı çalışma alanı sıcaklığından ve 25 °C'deki viskoziteden ortaya çıkmaktadır.

Temperleme cihazınız için pasif gaz bindirmesini tavsiye ediyoruz. Bunun için aksesuar çeşidimizde sızdırmazlık seti sunuyoruz.

Chili kullanımında termo sıvı, çevre etkilerine karşı korumalıdır. Böylece nemin daha çok birikmesi ya da termo sıvının oksidatif olarak azalması önlenir. İnert gaz üzerinden statik bindirme ile termo sıvının kullanım süresi ciddi derecede uzatılabilir. Bu özellikle termo sıvının çalışma sıcaklığı sınırlarında uzun süre çalışılacaksa geçerlidir. (Higroskop, oksidasyon).

3.3 Deneme planlamasında dikkate alın

BİLGİ

Amacına uygun işletimi dikkate alın. → Sayfa 13, bölüm »Amacına uygun işletim«.

Uygulamanız odak noktasıdır. Sistem performansının ısı aktarımına, sıcaklığa, termik akışkanın viskozitesine, hacim akımına ve akım hızına bağlı olduğunu unutmayın.

- Elektronik bağlantının yeterli büyülükte olmasına dikkat edin.
- Temperleme cihazının kurulum yeri su soğutmalı soğutma makinesine rağmen yeterli temiz hava mevcut olacak şekilde seçilmelidir.
- Cam reaktörleri gibi basınca duyarlı uygulamalarda temperleme cihazının maksimum ön gidiş basıncı dikkate alınmalıdır.
- Termik akışkan devresinde kesit azaltma veya kapatma önlenmelidir. Sistemin basınç sınırlandırması için uygun önlemler alın. Temperleme cihazının ve cam aparatın veri sayfasını dikkate alın. → sayfa 77, bölüm »Ek«.
- Basınç sınırlandırması olmayan temperleme cihazlarında harici bir baypasın gerekliliği olmadığıni kontrol edin.
- Sistemde bir aşırı basınç tehlikesini önlemek için kapatma işleminden önce termik akışkan daima oda sıcaklığına dengelenmelidir. Bu sayede temperleme cihazında veya uygulamada hasarlar önlenir. Mevcut kapatma valfleri açık kalmalıdır (basınç dengeleme).
- Süreçteki sıcaklık ve dinamik ön gidiş sıcaklığı ile belirlenir. Ön gidiş sıcaklığı ve süreç sıcaklığı arasında bir sıcaklık farkı (ΔT) oluşur. ΔT , uygulamanın (cam araç) müsaade edilen sınır değerlerini aşabildiğinden ve patlama meydana gelebileceğinden bu sıcaklık farkı gerektiğinde kısıtlanmalıdır. ΔT değerini uygulamaniza uyarlayın.
- Kullanılan termik akışkan sadece minimum ve maksimum çalışma sıcaklığını sağlayacak şekilde değil, aynı zamanda yanma noktasıyla, kaynama noktasıyla ve viskoziteyle ilgili olarak uygun olacak şekilde seçilmelidir. Bunun dışında termik akışkan sisteminizdeki tüm materyallere karşı dayanıklı olmalıdır.
- Temperleme ve soğutma suyu hortumlarının (gerekiyorsa) büükümesini önleyin. Uygun sarma malzemeleri kullanım ve hortum bağlantılarını büyük yarıçapla yerleştirin. Minimum bükmeye yarıçapı için bkz. kullanılan temperleme hortumlarının veri sayfası.
- Seçilen hortum bağlantıları termik akışkana, çalışma sıcaklıklarına ve müsaade edilen maksimum basınç karşı dayanıklı olmalıdır.
- Hortumları düzenli olarak olası materyal eskimeleri (örn. çatlak, kaçak) bakımından kontrol edin.
- Temperleme hortumlarını olabildiğince kısa tutun
 - Temperleme hortumlarının iç çapı en az pompa bağlantılarına uygun olmalıdır. Uzun hattarda iç çap, boru şebekesinde basınç kaybına uygun olarak daha yüksek seçilmelidir.
 - Termik akışkanın viskozitesi basınç düşüşünü belirler ve özellikle düşük çalışma sıcaklığında temperleme sonucunu etkiler.
 - Çok küçük bağlantı ve birleştirme parçaları ve valfler büyük akış dirençlerine yol açabilir. Bu nedenle uygulamanızın ısısı daha yavaş ayarlanır.
- Temel olarak sadece üretici tarafından önerilen termik akışkanları ve kullanılabilen sıcaklık ve basınç aralığında kullanın.
- Termik akışkanın kaynama noktasının yakınındaki bir temperlemede uygulama temperleme cihazıyla yaklaşık aynı yükseklik seviyesinde veya altında olmalıdır.
- Temperleme cihazını yavaşça, dikkatlice ve eşit şekilde doldurun. Bu esnada kişisel koruyucu ekipman kullanın, örn. koruyucu gözlük, termik ve kimyasal bakımından dayanıklı koruyucu eldiven vs.
- Dolumdan ve gerekli tüm parametrelerin ayarlanmasıından sonra temperleme devresinin havası tahliye edilmelidir, bu işlem temperleme cihazının sorunsuz bir işletimi ve dolayısıyla uygulamanız için koşuldur.

3.4 Regülatör "Pilot ONE®"

Resmi dikkate alın »"Pilot ONE"«. → sayfa 6.

"Pilot ONE" (Basic) ana sürümü üç kademe ile donatılmış olabilir ("Basic" > "Exclusive", "Exclusive" > "Professional" ve "Professional" > "Explore").

3.4.1 "Pilot ONE®" işlevine genel bakış

E çizgileri varyantlarına
genel bakış

Temperleme cihazları/E çizgisı	E çizgileri Basic	E çizgileri Exclusive	E çizgileri Professional
Bier Forcier termostatlar	–	X	O
Unistat temperleme cihazları	–	–	X
UniCAL	–	–	X
Diğer temperleme cihazları	X	O	O
"Explore" E çizgileri (sadece "Unistat" model serisine ait temperleme cihazları içindir) E çizgisi, "Professional" E çizgisinin işlevsellliğini içerir. Ayrıca şunları içerir: - Geri hareket sensörü için sensör dengelemesi - Geri hareket sıcaklığı göstergesi - Güç göstergesi (tahmin edilen ya da hacimsel akımdan hesaplanan) - "Büyük sayısal" yerine "Explore" göstergesi - PB komutları DV-E çizgilerine uygundur, şunlar hariç: Sadece 0.01 °C olarak sıcaklıklar ve sadece 0,1 l/dak olarak hacimsel akımlar.	–	–	O
E çizgileri "DV-E çizgileri" - Tüm arayüz komutları etkin. - 0,001 C olarak sıcaklıklar, 0,001 l/dk olarak hacimsel akımlar mümkündür (karş. E çizgileri Explore) Bilgi: Sadece arayüz komutları etkinleştirilir, Pilot ONE içerisindeki buna ait menü kayıtları değil!	O	O	O
E çizgileri "OPC-UA" Ethernet üzerinden OPC-UA arayüzü. Bu E çizgisi ayrıca DV-E çizgisinin işlevsellliğini içerir.	O	O	O
X = Seri donanım, O = Opsiyonel, – = Mümkün değil			

E çizgileri işlevlerine
genel bakış

İşlev	E çizgileri Basic	E çizgileri Exclusive	E çizgileri Professional
Temperleme			
Regülör parametrelendirilmesi: Önceden tanımlı ¹ / TAC ²	X/–	–/X	–/X
Parametryi bul: Hızlı tanım / ön deneme ile / ayar parametrelerini tahmin etme	–/–/X	X/X/–	X/X/–
Ayar sensörü için sensör dengelemesi ³ : x noktası	2	5	5
Denetim: Alt seviye ve yüksek sıcaklık ⁴	X	X	X
Alarm sınırları ayarlanabilir	X	X	X
VPC ⁵ (Değişken Basınç Kontrolü)	X	X	X
Hava tahliye pompası	X	X	X
Kompresör otomatığı	X	X	X
Nominal değer sınırlaması	X	X	X
Program verici: x programları / maksimum x adım	–/–	3/15	10/100
Rampa işlevi: Doğrusal / doğrusal değil	–/–	X/–	X/X

¹ TAC işlevi 30 günlük değerlendirme sürümü olarak temin edilebilir.² True Adaptive Control.³ Dahili Pt100 ve harici Pt100.⁴ Entegre yüksek sıcaklık korumalı temperleme cihazlarında.⁵ Devir sayısı ayarlanabilir pompaya ya da harici baypasa sahip temperleme cihazlarında.

İşlev	E çizgileri Basic	E çizgileri Exclusive	E çizgileri Professi- onal
Temperleme modu: Dahili ve işlem	–	X	X
Maksimum ısıtma ve soğutma gücü ayarlanabilir	–	X	X
Gösterge ve kumanda			
Sıcaklık göstergesi: 5,7" dokunmatik ekran	X	X	X
Gösterge modu: Şematik / büyük sayısal / İncele	–/X/–	–/X/–	X/X/–
Gösterge çözünürlüğü: 0,1 °C / 0,01 °C	X/–	X/X	X/X
Sıcaklık eğrileri için grafik göstergesi: Pencere, tam ekran ve ölçeklenebilir	X	X	X
Takvim, tarih ve saat	X	X	X
Dil: CZ, DE, EN, ES, FR, IT, JP, KO, PL, PT, RU, TR, ZH	X	X	X
Değiştirilebilir sıcaklık formatı: °C, °F ve K	X	X	X
Gösterge modu (ekran) dokunarak değiştirilebilir	X	X	X
Favori menüsü	X	X	X
Kullanıcı menüleri (yönetici seviyesi)	–	–	X
2. Nominal değer	–	–	X
Bağlantılar			
Dijital arayüz RS232	X	X	X
USB arayızları: Aygit ve yönetici	X	X	X
Ethernet RJ45 arayüzü	X	X	X
Pt100 harici sensör bağlantısı	–	X	X
Harici kumanda sinyali (ECS STANDBY ¹)	X	X	X
Programlanabilir potansiyelsiz kontak (ALARM ²)	X	X	X
AIF (analog arayüz) 0/4-20 mA veya 0-10 V ³	X ⁴	X	X
Dijital arayüz RS485 ⁵	X	X	X
Konfor ve diğer			
Optik / akustik alarm sinyali	X	X	X
Oto başlatma (şebekе kesinti otomatiği)	X	X	X
Tak ve kullan teknolojisi	X	X	X
Teknik sözlük	X	X	X
Spy yazılımı aracılığıyla uzaktan kumanda/veri görüntüleme	X	X	X
E çizgisi değerlendirme sürümü mevcut (30 güç geçerli)	X	X	X
Temperleme programlarının USB belleğine kaydedilmesi/yüklenmesi	–	X	X
Ayarları kopyala	–	–	X
Servis veri kaydedicisi (kara kutu)	X	X	X
PB komutları ¹	X	X	X

¹ Unistat'lerde seri olarak, bunun dışında opsiyonel Com.G@te veya POKO/ECS arayüz üzerinden.

² Unistat'lerde seri olarak, bunun dışında opsiyonel Com.G@te veya POKO/ECS arayüz üzerinden.

³ Opsiyonel Com.G@te üzerinden.

⁴ Sınırlı, bkz. "Temperleme" altındaki kayıtlar.

⁵ Opsiyonel Com.G@te üzerinden.

İşlev	E çizgileri Basic	E çizgileri Exclusive	E çizgileri Professi- onal
İletişim zamanlayıcı	-	-	X
Doğrudan USB belleğe işlem verileri kaydı: Nominal değer, dahili gerçek değer ve işlem gerçek değeri, / ısıtma gücü %, soğutma gücü % ve pompa basıncı / pompa devir sayısı ve VPC basıncı	-/-	X/X/-	X/X/X
Takvim başlangıcı	-	-	X

3.5 Saat/olay işlevi

3.5.1 Tekrar şarj edilebilir batarya

"Pilot ONE", temperleme cihazı kapalıken de çalışmaya devam eden bir saat ile donatılmıştır. Bunun için gerekli enerji, temperleme cihazı açıkken de otomatik olarak şarj olan, tekrar şarj edilebilen batarya tarafından elde edilir. Bataryaların boyutu saat uzun kapatma aralıklarında da (bir aya kadar) çalışmaya devam edecek şekilde boyutlandırılmıştır. Çok uzun kapatma süresi ardından saat ve tarih silinmişse temperleme cihazını birkaç saat kapalı bırakmak yeterli olacaktır (bunun için temperleme gerekli değildir). Bu süre içerisinde saatı ve tarihi yeniden ayarlayabilirsiniz.

Kapatıp tekrar çalışma sonrasında önceden ayarlı saat ve tarih geri alındıysa batarya hatalı olabilir. Bu durumda lütfen müşteri desteği ile bağlantıya geçin. → sayfa 76, bölüm »İletişim verileri«.

3.5.2 Programlanabilir olay işlevi

Takvim başlangıcı programlanabilir olay işlevi de sunar. Bu sırada her gün periyodik olarak (menüdeki aktivite tekrar geri alınana kadar) olayın tetikleneceği bir saat girebilirsiniz. Güncel olarak 2 olay türü seçilebilir:

3.5.2.1 "Çalar saat olayı" olay işlevi

Birden fazla sinyal sesi kullanılır.

3.5.2.2 "Program olayı" olay işlevi

Olay işlevinin yapılandırılmasında "Program olayı" seçiminden sonra başlatılacak olan programın numarası sorulur. Bu, programlanan olay süresine ulaşılmasında otomatik olarak başlatılır. Temperleme henüz etkin değilse, bu aynı şekilde başlatılır.

3.6 Dokunmatik ekran üzerinden kumanda

Komple kumanda işlemi >dokunmatik ekran< [88] üzerinden gerçekleşir. Gösterilen metin alanlarına/piktogramlara bir defa dokunulduğunda bu işlevler etkinleştirilebilir. Göstergeler geçiş de buna bağlıdır.


BİLGİ

"ESC" butonuna tıklatarak istediğiniz zaman güncel diyalog ya da diyalog sırasını iptal edebilirsiniz. Bir diyalogun ya da diyalog sırasının iptal edilmesinde bazı durumlarda iptalin tekrar onaylanması gerekebilir. Bir diyalog sırasının iptal edilmesinde, önceden diyalog sırasında çalıtırlan ayarlar silinir. Gerçekleştirdiğiniz ayarları kontrol edip gerektiğinde yeniden girin.

¹ Bkz. veri iletişim el kitabı. PB komutları üzerinden Pilot ONE'a şematik kullanıcı arayüzü üzerinden kumanda edilebilen her şey kumanda edilebilir.

3.7 Gösterge ekipmanları

Gösterge ekipmanları

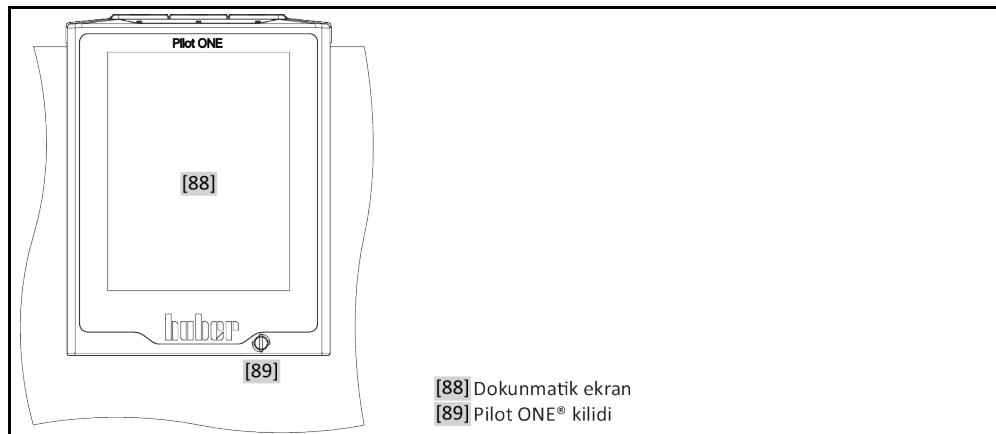

Aşağıdaki gösterge ekipmanları vardır:


- >Dokunmatik ekran< [88]

3.7.1 Dokunmatik ekran [88]

En önemli gösterge ve kumanda ekipmanı. Hem standart boyutların (nominal değer, gerçek değer, nominal değer sınırları...) hem de menü kılavuzunun, hata bilgi çıkışının ve kumandanın gösterilmesi.

3.8 Kumanda ekipmanları

"Kumanda ekipmanları" örneği

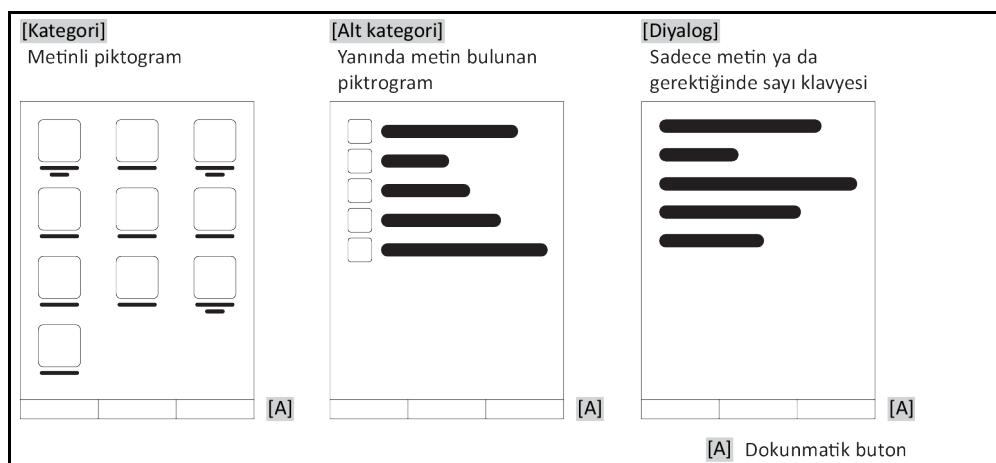

BİLGİ

"Kategori menüsünden", alt ketagorilerden, menü kayıtlarından çıkmak için "Home" dokunmatik butonuna (ev) ya da oka basın. 2 dakikalık etkisizlik sonrasında kategori/alt kategori ya da favori menüsü otomatik olarak kapanır ve "Home" ekranına geri dönülür. Diyaloglar 2 dakikalık etkisizlik sonrasında iptal edilmez/kapatılmaz.

3.8.1 Dokunmatik butonlar

Dokunmatik butonlar duruma göre farklı işlevlerle donatılmış olabilir. Örneğin:

- "Home" ekranının (ev) çağrılması
 - Geri (sola doğru ok)
 - Favoriler (yıldız)
 - Favorilere ekle (artı işaretli yıldız)
 - "Kategori menüsünün" (menü) çağrılması
 - Giriş onayı
 - Başlat/durdur
- vs.

3.8.2 Kategoriler

Genel bakış için Pilot ONE kumandasını ve ayarını farklı kategorilere ayırdık. Bir kategoriye tıklandığında bu seçilir.

3.8.3 Alt kategoriler

Alt kategoriler bir kategorinin parçasıdır. Burada sizin için seçilen kategoride birleştirdiğimiz kayıtları bulabilirsiniz. Tüm kategoriler alt kategorileri içermez. Bir alt kategoriye tıklandığında bu seçilir.

3.8.4 Diyaloglar

Bir kategoriye ya da alt kategoriye tıklandığında içerikteki diyaloglara ulaşabilirsiniz. Diyaloglar örneğin metin, rakam ya da harf klavyesi olarak da belirebilir. Diyaloglar ile örneğin ayarlar yapabilirsiniz ya da hazırlanan templete programlarını başlatabilirsiniz. Diyaloglar içerisinde seçim "OK" dokunmatik butonu ile onaylanmalıdır. Diyalog "ESC" dokunmatik butonu ile iptal edilebilir, bazı durumlarda bu iptali tekrar onaylamak gereklidir.

3.9 İşlev örnekleri

3.9.1 Yazılım sürümünün gösterilmesi

YÖNTEM

- "Kategori menüsü"ne gidin.
- "Sistem ayarları" kategorisine tıklayın.
- "Sistem bilgisi" kategorisine tıklayın.
- "Yazılım sürümü" alt kategorisine tıklatın.

Elektroniğin yazılım sürümleri gösterilir:

Yazılım sürümleri
göstergesi

Cihaz adı Sıcaklık alanı
Seri numarası:xxxxxx
Yükleme kodu:xxxxxxxx
Oluşturma kodu:xxxxxxxx
Pilot sürümü:xxxxxxxx.xx.xxxxxxx.x aaa gg yyyy 00:00:00 Seri numarası:xxxxxx
OS sürümü: x.x
CAN kontrolörü: Vxx.xx.xxx
Bootloader sürümü:xxxxxxxxxx.xx.xxxxxxx.x
Etkin pano: Vxx.xx.xxx aaa gg yyyy 00:00:00 Seri numarası:xxxxxx
Etkin pano bootloader revizyonu: x.x

- Ya "ESC" ya da "OK" dokunmatik butonuna tıklatın. Son görüntüye geri dönersiniz.
- "Home" ana ekranına geri dönmek için "Home" dokunmatik butonuna (ev) tıklatın.

3.9.2 Başlat ve durdur

Bu şekilde temperlemeyi başlatabilirsiniz ya da durdurabilirsiniz. Bunun ön koşulu: Bir nominal değer girmelisiniz.

YÖNTEM

- "Ana" ekrana gidin.

Başlat

- "Başlat" dokunmatik butonuna tıklatın.
- Temperleme başlatmasını "OK" üzerine tıklatarak onaylayın.
Doğru seçim grafik şeklinde gösterilir ve temperleme gecikmeden başlar. "OK" üzerine tıklamak doğru olmazsa bu, grafik şeklinde 2 saniye gösterilir. Daha sonra gösterge tekrar "Ana" ekrana geri döner. Temperlemeyi başlatmayı yeniden deneyin.

Durdur

- "Durdur" dokunmatik butonuna tıklatın.
- Temperlemeyi durdurmayı "OK" üzerine tıklatarak onaylayın.
Doğru seçim grafik şeklinde gösterilir. Temperleme gecikmeden durdurulur ve pompa yakl. 30 saniye daha çalışır. Pompa durana kadar bekleyin. "OK" üzerine tıklamak doğru olmazsa bu, grafik şeklinde 2 saniye gösterilir. Daha sonra gösterge tekrar "Ana" ekrana geri döner. Temperlemeyi durdurmayı yeniden deneyin.

BİLGİ

"Durdur" dokunmatik butonu ile gaz tahliyesi, hava tahliyesi ve devridaim işlemini de durdurabilirsiniz. Bunun ön koşulu: İlgili görev etkin.

3.9.3 Ayarların veri taşıyıcıya kopyalanması

Sadece profesyonel E çizgisi için geçerli

Temperleme cihazlarının güncel ayarları bağlı bir USB belleğe dosya olarak kaydedilir. Bu dosya ile temperleme cihazındaki ayarları eski haline getirebilirsiniz ya da başka bir temperleme cihazına kopyalayabilirsiniz. Ayarları başka bir temperleme cihazına kopyalamak için kullanılan temperleme cihazlarının modeli aynı olmalıdır. Farklı modeller arasında veri transferi mümkün değildir.

Yüksek sıcaklık korumasının ayarlı değeri de başka bir temperleme cihazına aktarılabilir. Bu değer **daima** ilgili temperleme cihazından kontrol edilip gerektiginde uyarlanmalıdır. Yüksek sıcaklık korumasının değerinin kullanılan termik aşıkkana uyarlandığından emin olun.

3.9.3.1 USB belleğe kayıt

YÖNTEM

- Bir USB belleği "USB-2.0 arayüzü yöneticisine" takın. USB bellek üzerinde en az 1 MB boş hafıza olmalıdır.
- "Kategori menüsü"ne gidin.
- "Sistem ayarları" kategorisine tıklayın.
- "Ayarları kopyala" kategorisine tıklayın.
- "USB belleğe kaydet" iletişim kutusuna tıklatın.
- Seçiminizi "OK" üzerine tıklatarak onaylayın. USB belleğinin içeriği gösterilir. Gerektiğinde USB bellekteki kayıt yerini (klasör) seçin.
- Kayıt yeri seçiminizi "OK" üzerine tıklatarak onaylayın.
- Dosyanın kaydedileceği bir tanım girin. Giriş "OK" üzerine tıklatarak onaylayın. Alternatif olarak "OK" üzerine tıklatarak tavsiye edilen tanımı devratalabilirsiniz.
- Mesajı okuyup "OK" üzerine tıklatarak onaylayın. Ayarlı dosya USB bellek üzerinde hazırlandı.
- USB belleği temperleme cihazından çıkarın.

3.9.3.2 USB belleğin yüklenmesi

YÖNTEM

- Kayıtlı dosyaları içeren USB belleği "USB-2.0 arayüzü yöneticisine" takın.
- "Kategori menüsü"ne gidin.
- "Sistem ayarları" kategorisine tıklayın.
- "Ayarları kopyala" kategorisine tıklayın.
- "USB bellekten yükle" iletişim kutusuna tıklatin.
- Seçiminizi "OK" üzerine tıklatarak onaylayın. USB belleğinin içeriği gösterilir.
- Yüklemek istediğiniz dosyayı seçin.
- Dosya seçimini "OK" üzerine tıklatarak onaylayın.
- Listeden hangi ayar grubunun yükleneceğini seçin. Çoklu seçim mümkündür.
- Seçiminizi "OK" üzerine tıklatarak onaylayın.
- **>Dokunmatik ekrandaki< [88] mesajı okuyun.**
- Temperleme cihazını kapatın. Ayarlar temperleme cihazına yüklenir.
- USB belleği temperleme cihazından çıkarın.

3.9.4 Fabrika ayarlarına geri alma

Bu işlev ile temperleme cihazını farklı ana durumlara geri alabilirsiniz. Çeşitli ayarları oldukça hızlı bir şekilde geri almak istediğinizde bu seçenek sunulur.

BİLGİ

Fabrika ayarlarına geri alma **sadece** temperleme cihazı görev **gerçekleştirmezse** mümkündür. Bir görev etkinse temperleme cihazını ancak uygulamanız buna izin veriyorsa kapatın. Fabrika teslimat parametresine geri alma iptal edilemez. Fabrika ayarlarına geri alma türüne göre parametreleri (işlem güvenliği, kullanılan termik akışkan, kapatma değeri vs.) yeniden girmeniz gerekebilir.

"X" = Değer sıfırlanır, "—" = Değer sıfırlanmaz

(A) = Tümü birlikte; (B) = ÜT olmadan cihaz parametreleri; (C) = Cihaz parametreleri; (D) Program verici; (E) = Menü; (F) = Com.G@te

Tanım	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)
Akustik	X	X	X	—	—	—
Gösterge işlevleri Uyarılar; mesajlar; devre dışı menü noktaları; sıcaklık çözünürlüğü	X	X	X	—	—	—
Gösterge modları	X	X	X	—	—	—
Otomatik başlatma tutumu	X	X	X	—	—	—
Sınırlamalar DeltaT sınırlaması; maks. ısıtma ayar boyutu; maks. soğutma ayar boyutu; izin verilen maks. akım sarfıyatı (230 V temperleme cihazlarında)	X	X	X	—	—	—
Com.G@te (sadece Com.G@te bağlıysa) Analog arayüz (Konfig. girişi)						
AI/F girişi anlamı; Kablo kopmasında davranış; Ölçüm alanı ayarı	X	X	X	—	—	X
Dengeleme	—	—	—	—	—	X
Analog hata durumunda; akım/gerilim değişikliği; filtre sabit değeri	X	X	X	—	—	X
Yap. çıkışı AI/F çıkış boyutu; çıkış alanı ayarı	X	X	X	—	—	X
Dengeleme	—	—	—	—	—	X
RS232/RS485 (donanım RS, Baud oranı, cihaz adresi); ECS bekleme modu; POKO alarmı	X	X	X	—	—	—
Özellikler (diğer) Termik akışkanı değiştir (termik akışkan; litre bilgisi; baypas kullanımı); soğutma banyosu/soğutucu (sadece CC-E)	X	X	X	—	—	—
Sensör dengelemesi	—	—	—	—	—	—

Tanım	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)
Kompresör otomatığı	X	X	X	-	-	-
Programın girilmesi	X	-	-	X	-	-
Pompa ayarları Pompa devir sayısı nominal değeri, pompa basıncı nominal değeri; ayar modu	X	X	X	-	-	-
Akişkan özellikleri Termik akışkan; litre bilgisi	X	X	X	-	-	-
Manuel parametre yapılandırması						
Koruma işlevi Dahili üst alarm sınırı; Dahili alt alarm sınırı; Üst işlem alarm sınırı; Alt işlem alarm sınırı; Hidrostatik düzeltme; Seviye uyarı süresi (sadece CC-E); min. seviye (analog seviye sensörlü temperleme cihazlarında) maks. seviye (analog seviye sensörlü temperleme cihazlarında); donma koruması (opsiyonel)	X	X	X	-	-	-
Nominal değer	X	X	X	-	-	-
Nominal değer sınırlaması Min. nominal değer; maks. nominal değer	X	X	X	-	-	-
Dil	X	X	X	-	-	-
Sıcaklık formатı	X	X	X	-	-	-
Temperleme modu	X	X	X	-	-	-
Favori menüsü	X	-	-	-	X	-
Pilot ONE Ethernet IP adresi; alt ağ maskesi; uzaktan erişim	X	X	X	-	-	-
Zaman birimi	X	X	X	-	-	-
2. Nominal değer	X	X	X	-	-	-

3.9.4.1 Yüksek sıcaklık koruması olmadan fabrika ayarlarına geri dönüş

YÖNTEM

- "Kategori menüsü"ne gidin.
- "Sistem ayarları" kategorisine tıklatın.
- "Fabrika ayarları" kategorisine tıklatın.
- "ÜT olmadan cihaz parametresi", "Menü", "program vericisi" ve "Com.G@te" diyalog kayıtları arasında geçiş yapın. Bu kayıtlar yüksek sıcaklık korumasını geri **alınız**. İstenen iletişim kutusuna tıklatın.
- Seçiminizi onaylamak için "OK" dokunmatik butonuna tıklatın.
- Gösterilen mesajı okuyun. "Evet" üzerine tıklatıldığında fabrika ayarlarına geri dönülür, "Hayır" üzerine tıklatıldığında işlem duraklarıdır. >**Dokunmatik ekranadak** [88] "Sistemi yeniden başlat!" mesajı belirir.
- Temperleme cihazını kapatın. Seçilen parametreler geri alındı.

3.9.4.2 Yüksek sıcaklık koruması dahil fabrika ayarına geri dönüş

YÖNTEM

- "Kategori menüsü"ne gidin.
- "Sistem ayarları" kategorisine tıklatın.
- "Fabrika ayarları" kategorisine tıklatın.
- "Cihaz parametresi" ve "Tümü birlikte" diyalog kayıtları arasında geçiş yapın. Bu kayıtlar yüksek sıcaklık korumasını **da** geri alır. İstenen iletişim kutusuna tıklatın.
- Seçiminizi onaylamak için "OK" dokunmatik butonunu tıklatın.
- Gösterilen mesajı okuyun. "Evet" üzerine tıklatıldığında fabrika ayarlarına geri dönülür, "Hayır" üzerine tıklatıldığında işlem duraklarıdır.

BİLGİ

Yukarıdaki diyaloga kullandığınız termik akışkana uygun yüksek sıcaklık korumasını girin. Pilot ONE regülatöründe yüksek sıcaklık korumasının kapatma değerlerini fabrika ayarına geri almak isterse-niz "Isıtıcı" için 35 °C yayılma kabı için 45 °C girin. "İşlem güvenliği" fabrikada "Durdur" olarak ayar-lanmıştır ve fabrika ayarlarına geri alınırken otomatik olarak "Durdur" konumuna geri alınır.

- Pilot ONE ile kullanmak istediğiniz sıcaklık birimini girin. "Celsius (°C)", "Kelvin (K)" ve "Fahrenheit (°F)" birimleri seçilebilir.
- Seçiminizi "OK" üzerine tıklatarak onaylayın.
- Mesajı okuyup "OK" üzerine tıklatarak onaylayın.
- Güvenlik uyarısını okuyup "OK" üzerine tıklatarak onaylayın.
- Bilgiyi okuyun ve bunu "OK" üzerine tıklatarak onaylayın.
- Regülatörde ayarladığınız sıcaklık biriminin üzerine tıklatın (yeşil metin).
- Görüntülenen kırmızı güvenlik kodunu gösterilen sayı klavyesi üzerinden girin.
- Gösterilen sayı klavyesi üzerinden "Isıtıcı ÜT değeri" için 35 °C girin.
- Girişinizi "OK" üzerine tıklatarak onaylayın.
- Mesajı okuyup "OK" üzerine tıklatarak onaylayın.
- Güvenlik uyarısını okuyup "OK" üzerine tıklatarak onaylayın.
- Regülatörde ayarladığınız sıcaklık biriminin üzerine tıklatın (yeşil metin).
- Görüntülenen kırmızı güvenlik kodunu gösterilen sayı klavyesi üzerinden girin.
- Gösterilen sayı klavyesi üzerinden "Yayılma kabı ÜT değeri" için 45 °C girin.
- Girişinizi "OK" üzerine tıklatarak onaylayın. >Dokunmatik ekranda< [88] "Sistemi yeniden baş-lat!" mesajı belirir.
- Temperleme cihazını kapatın. Temperleme cihazı sıfırlandı.

4 Ayar işletimi

4.1 Ayar işletimi



DİKKAT

İşletim sırasında temperleme cihazının hareket etmesi**GÖVDE PARÇALARI/DIŞARI SIZAN TERMİK AKİŞKAN NEDENİYLE AĞIR YANMALAR/DONMA****➤ İşletimde olmayan temperleme cihazlarını hareket ettirmeyin.**

4.1.1 Temperleme cihazının çalıştırılması

YÖNTEM

- Temperleme cihazını **>şebekе şalteri < [37]** üzerinden açın.
Temperleme cihazının işlevsellliğini kontrol etmek için ilk olarak bir sistem testi gerçekleştir. Bu sırada tüm sensörler, akım şebekesi için tam kutuplu olarak kapatılan şebeke ayırma rölesi ve ana ısıtıcının güç elektroniği ve ana ısıtıcı otomatik olarak kontrol edilir. Bir hata durumunda ya da uyarı verilmesinde **>dokunmatik ekranда < [88]** bir mesaj gösterilir. Tereddüt durumunda müsteri destek hattı ile iletişime geçin. → sayfa 76, bölüm »**İletişim verileri**«.

BİLGİ

Aşağıdaki veri girişi sadece şu durumda gereklidir:

- a.) İlk işletme alma
- b.) Temperleme cihazının fabrika ayarına geri alınması. → sayfa 37, bölüm »**Fabrika ayarlarına geri alma**«.

- Temperleme cihazını çalıştırdıktan sonra istenen sistem diline tıklatın.
- Seçiminizi "OK" üzerine tıklatarak onaylayın.
- Kullanılan termik akışkana tıklatın.
- Seçiminizi "OK" üzerine tıklatarak onaylayın.
- Mesajı okuyup "OK" üzerine tıklatarak onaylayın.
- Hacmi gösterilen sayı klavyesi üzerinden girin.
- Girişinizi "OK" üzerine tıklatarak onaylayın.
- Nominal değer sınırlarını kullanılan termik akışkana ayarlayın. → sayfa 29, bölüm »**Termik akışkanlar ile ilgili bilgiler**« ve → Sayfa 53, bölüm »**Nominal değer sınırlarının ayarlanması**«.

BİLGİ

Temperleme cihazınız bir ağa bağlanmazsa önceden ayarlı IP adresini (0.0.0.0) "OK" üzerine tıklatarak onaylayın. Böylece ağ ayarları atlanır.

- Gerekli IP adresini gösterilen sayı klavyesi üzerinden girin.
- Girişinizi "OK" üzerine tıklatarak onaylayın.
- Gerekli alt ağ maskesini gösterilen sayı klavyesi üzerinden girin.
- Girişinizi "OK" üzerine tıklatarak onaylayın.
- Gerekli uzaktan kumanda moduna tıklatın.
- Seçiminizi "OK" üzerine tıklatarak onaylayın.

4.1.2 Temperleme cihazını kapatın

YÖNTEM

- Termik akışkanı oda sıcaklığına temperleyin.
- Temperlemeyi durdurun.
- **>Şebeke şalteri < [37]** üzerinden temperleme cihazını kapatın.

4.1.3 Yüksek sıcaklık korumasının (ÜT) ayarlanması

**TEHLIKE****Yüksek sıcaklık koruması kullanılan termik akışkana doğru bir şekilde ayarlanmamış****YANGIN NEDENİYLE HAYATI TEHLİKЕ**

- Yüksek sıcaklık koruması kullandığınız termik akışkana doğru bir şekilde ayarlanmalıdır.
- Termik akışkanın güvenlik veri sayfasını mutlaka dikkate alın.
- Açık ve kapalı sistemler için farklı çalışma sıcaklık alanları geçerli olabilir.
- **Huber termik akışkanları için:**
- Huber termik akışkanlarında kullanılan maksimum çalışma sıcaklığı alanı belirtilmiştir.
- Yüksek sıcaklık korumasının kapatma değerini termik akışkanın **çalışma alanının üst sıcaklık sınırına** ayarlayın.
- **Diğer üreticilere ait termik akışkanlar için:**
- Yüksek sıcaklık korumasının kapatma değerini termik akışkanın **yanma noktasının** en az 25 K altına ayarlayın.

BİLGİ

ÜT'nin ayarlanabilir maksimum kapatma değeri, HUBER termik akışkanlarda, termik akışkanın belirtilen üst çalışma sıcaklığına uygundur. Kullanılabilen çalışma sıcaklığı alanı, doğru ayarlı yüksek sıcaklık korumasında daha küçük olabilir. Üst çalışma sıcaklığı sınırına temperlemede toleranslar nedeniyle ÜT devreye girebilir.

4.1.3.1 Yüksek sıcaklık koruması ile ilgili genel bilgiler

Yüksek sıcaklık koruması, temperleme cihazının regülatörden bağımsız çalışan bir tertibatıdır. Yazılım ve donanım, akım şebekesinin çalıştırılmasından sonraki bir otomatik testte önemli işlevler ve işletim durumları test edilecek şekilde tasarlanmıştır. Bir hata algılanması durumunda temperleme cihazının elektrikli yapı gruplarının serbest bırakması bloke edilir. İşletim sırasında sensörler kısa devre ve kesinti açısından test edilmelidir.

Banyo sıcaklığının ya da akış sıcaklığının denetlenmesi tesisinizin güvenliğine hizmet eder. Tesisi termik akışkan ile doldurduktan hemen sonra ayarlanır.

Temperleme cihazlarımız size sadece yüksek sıcaklık korumasının kapatma değerini ayarlama seçeneğini değil, ayrıca temperleme cihazlarının kapatma modunu belirleme seçeneğini de sunar. Klasik kullanımda temperleme cihazı, kapatma değerlerine ulaşmasından sonra hem temperlemeyi hem de devridaimi kapatır (**DIN EN 61010 uyarınca durdurma**). Böylece ısıtıcının kumandasında olası bir arıza denetlenir. Bazı durumlarda, temperleme cihazlarının kapatılması için kapatma değerine yakın güçlü bir eksotermi meydana gelebilir. Bu durumda kapatma zararlı olabilir.

Temperleme cihazlarımız burada size **İşlem güvenliği** kapatma modu ile çalışma seçeneğini sunar. Bu modda temperleme (soğutma) ve devridaim eskisi gibi çalışır. Böylece eksotermiye reaksiyon gösterme seçeneği söz konusudur.

BİLGİ

Yüksek sıcaklık koruması kapatma modunun standart ayarı "**DIN EN 61010 uyarınca durdurmadır**". Fabrika ayarlarına geri dönerken yüksek sıcaklık koruması standart kapatma moduna "**DIN EN 61010 uyarınca durdurma**" **geri alınır!**

Teslimat durumunda yüksek sıcaklık korumasının kapatma değeri 35 °C'ye ayarlanmıştır. Güncel olarak doldurulan termik akışkanın sıcaklığı, yüksek sıcaklık korumasının ayarlı kapatma değerinden yüksekse, akım şebekesinin çalıştırılmasında temperleme cihazı tarafından kısa bir süre sonra alarm verilir. Yüksek sıcaklık korumasını kullandığınız termik akışkana ayarlayın.

Yüksek sıcaklık korumasının yeni kapatma değerlerinin ayarlanması için, gösterilen sayı klavyesi üzerinden, tesadüfen elde edilen ve gösterilen bir kod girmeniz talep edilir. Ancak başarılı giriş sonrasında kapatma değerini değiştirebilirsiniz.

4.1.3.2 "ÜT sınırı: Isıtma" ayarı

YÖNTEM

- "Kategori menüsü"ne gidin.
- "Güvenlik" kategorisine tıklatin.
- "Yüksek sıcaklık" kategorisine tıklatin.
- Güvenlik uyarısını okuyup "OK" üzerine tıklatarak onaylayın.

- Bilgiyi okuyun ve "OK" üzerine tıklatarak onaylayın.
- "ÜT sınırı: ısıtma" iletişim kutusuna tıklatın.
- Seçiminizi "OK" üzerine tıklatarak onaylayın.
- Regülatörde ayarladığınız sıcaklık biriminin üzerine tıklatın (yeşil metin).
- Görüntülenen kırmızı güvenlik kodunu gösterilen sayı klavyesi üzerinden girin.
- "Isıtıcı ÜT değeri" değerini gösterilen sayı klavyesi üzerinden girin. Bu değer, kullandığınız termik akışkanın yanma noktasının 25 K altında olmalıdır.
- Girişinizi "OK" üzerine tıklatarak onaylayın.

4.1.3.3 "ÜT sınırı: Yayılmış kabı" ayarı

YÖNTEM

- "Kategori menüsü"ne gidin.
- "Güvenlik" kategorisine tıklatın.
- "Yüksek sıcaklık" kategorisine tıklatın.
- Güvenlik uyarısını okuyup "OK" üzerine tıklatarak onaylayın.
- Bilgiyi okuyun ve bunu "OK" üzerine tıklatarak onaylayın.
- "ÜT sınırı: Yayılmış kabı" iletişim kutusu üzerine tıklatın.
- Seçiminizi "OK" üzerine tıklatarak onaylayın.
- Regülatörde ayarladığınız sıcaklık biriminin üzerine tıklatın (yeşil metin).
- Görüntülenen kırmızı güvenlik kodunu gösterilen sayı klavyesi üzerinden girin.
- "Yayılmış kabı ÜT değeri"ni gösterilen sayı klavyesi üzerinden girin.
- Girişinizi "OK" üzerine tıklatarak onaylayın.

4.1.3.4 "İşlem güvenliği"nin ayarlanması

Size iki seçenek sunulur.

DIN EN 61010 uyarınca "Durdurma"

Yüksek sıcaklık korumasının kapatma değerine ulaşılırsa temperleme cihazı (isıtıcı, soğutma devresi ve devridaim pompası) kapanır (standart ayar).

"İşlem güvenliği"

Yüksek sıcaklık korumasının kapatma değerine ulaşılırsa ısıtıcı kapatılır, soğutma devresi ve devridaim pompası işletimde kalır. Böylece size acil durumda (olası eksotermi) tam soğutma gücü sunulur. Lütfen kompresör otomatığının **Daima açık** olarak ayarlı olduğundan emin olun ([Sistem ayarları] > [Enerji/ECO ayarları] > [Kompresör AÇIK/KAPALI/OTO] > [Daima açık]).

YÖNTEM

- "Kategori menüsü"ne gidin.
- "Güvenlik" kategorisine tıklatın.
- "İşlem güvenliği" kategorisine tıklatın.
- Güvenlik uyarısını okuyup "OK" üzerine tıklatarak onaylayın.
- "Durdurma" ve "İşlem güvenliği" modu arasında seçim yapın.
- Seçiminizi "OK" üzerine tıklatarak onaylayın.

4.1.3.5 "ÜT değerlerini göster" üzerinden kontrol

YÖNTEM

- "Kategori menüsü"ne gidin.
- "Güvenlik" kategorisine tıklatın.
- "ÜT değerlerini göster" kategorisine tıklatın.
Yüksek sıcaklık koruma sensörünün güncel olarak ölçülen sıcaklık değerine, ayarlı kapatma değerlerine ve ayarlı kapatma moduna (İşlem güvenliği) genel bakış sağlanır. Bazı temperleme cihazları 2 yüksek sıcaklık koruma sensörüne sahiptir, buna uygun olarak bu temperleme cihazlarında iki değer gösterilir.
- Bilgileri okuyup kontrol ettikten sonra "OK" dokunmatik butonuna tıklatın.

4.1.4 Yüksek sıcaklık korumasının işlevsellik yönünden test edilmesi

UYARI

Yüksek sıcaklık koruması (ÜT) devreye girmiyor

YANGIN NEDENİYLE HAYATI TEHLİKЕ

- Kusursuz işlevin sağlanması için her ay ve termik akışkanın her değiştirilmesinden sonra tertibatın devreye girmesini test edin.

UYARI

Aşağıdaki adımlar, temperleme cihazları sürekli gözlemlenmeden uygulanır

TEMPERLEME CİHAZLARININ ÜZERİNDE VE ÇEVRESİNDE MADDİ HASARLAR

- Aşağıdaki işlemler sadece temperleme cihazlarının ve uygulamanın sürekli gözlemlenmesi ile gerçekleştirilebilir!

BİLGİ

Testi sadece kullanılan sıcaklık yak. 20 °C olduğunda gerçekleştirir. Yüksek sıcaklık korumasının testi devam ettiği sürece temperleme cihazını **gözetimsiz BIRAKMAYIN**.

Yüksek sıcaklık koruması testinin gerçekleştirilmesine yönelik tanım Pilot ONE regülatöründe yer almaktadır.

YÖNTEM

- "Kategori menüsü"ne gidin.
- "Güvenlik" kategorisine tıklayın.
- "ÜT testi" kategorisine tıklayın.
Yüksek sıcaklık koruması testinin gerçekleştirilmesine yönelik tanım gösterilir.
- Bilgiyi okuduktan sonra "OK" dokunmatik butonuna tıklayın.

4.1.5 DeltaT sınırlayıcısının uyarlanması

UYARI

DeltaT sınırlayıcısı kullanılan cam aparatı uyarlanmadı

CAM APARATIN PATLAMASI NEDENİYLE MADDİ HASAR

- DeltaT değerini uygulamanıza uyarlayın.

BİLGİ

Reaktörün içerisindeki sıcaklık dinamiği/işlem sıcaklığı, akış sıcaklığı tarafından belirlenir. Akış sıcaklığı ve reaktörün içerisindeki sıcaklık arasında bir fark sıcaklığı (DeltaT) oluşur. DeltaT ne kadar yüksek olabilirse, istenen nominal değere ulaşılana kadar enerji aktarımı ve böylece hız bir o kadar iyi olur. Ayrıca sıcaklık farkı izin verilen sınır değerleri aşabilir ve bu da uygulamanın (cam aparatı) patlamasına neden olabilir. Bu sıcaklık farkı gereğinde kullanılan uygulamaya (cam aparatı) göre sınırlanmalıdır.

4.1.5.1 DeltaT sınırlayıcısının değiştirilmesi

YÖNTEM

- "Kategori menüsü"ne gidin.
- "Koruma seçenekleri" kategorisine tıklayın.
- "DeltaT sınırlayıcısı" alt kategorisine tıklayın.
- DeltaT değerini kullanılan cam aparatına uygun bir şekilde ayarlayın.
- Girişinizi "OK" dokunmatik butonuna tıklatarak onaylayın.

4.2 Sıcaklık ayar mesafesi


Pilot ONE kumanda parçalı her temperleme cihazı dahili ve işlem sıcaklığı ayarı için kendine ait bir PID regülatörüne sahiptir. Çok sayıda temperleme görevleri için fabrika tarafından ayarlanan ayar parametrelerinin kullanılması yeterlidir. Uzun yıllara dayanan tecrübeümüz ve ayar teknigi alanındaki güncel gelişimlerimiz sayesinde bu ayar parametelerinde uygulama gerçekleştirmektedir.

Kumanda için bir işlem kontrol sistemi kullanılırsa, sıcaklık nominal değerinin ön verisini dijital olarak temperleme cihazına göndermek en iyisidir. Bunun için Pilot ONE'da bir Ethernet ve USB arayüzü ve temperleme cihazında bir RS232 arayüzü vardır. Opsiyonel Com.G@te ile temperleme cihazınızı ek olarak RS485 arayüz kadar geliştirebilirsınız. Temperleme cihazınızı opsiyonel olarak Profibus çevresine bağlayabilirsiniz. → sayfa 61, bölüm »**Arayüzler ve yazılım güncelleme**«.

BİLGİ

Temperleme cihazının güç uyarlaması, belirtilen işlemler mümkün olan en hızlı sürede işlenecek şekilde optimize edilmiştir. Toplam tesisin verimliliği arttırılır ve böylece sürekli olarak enerji tasarrufu yapar.

Sıcaklık ayar mesafesi
şeması

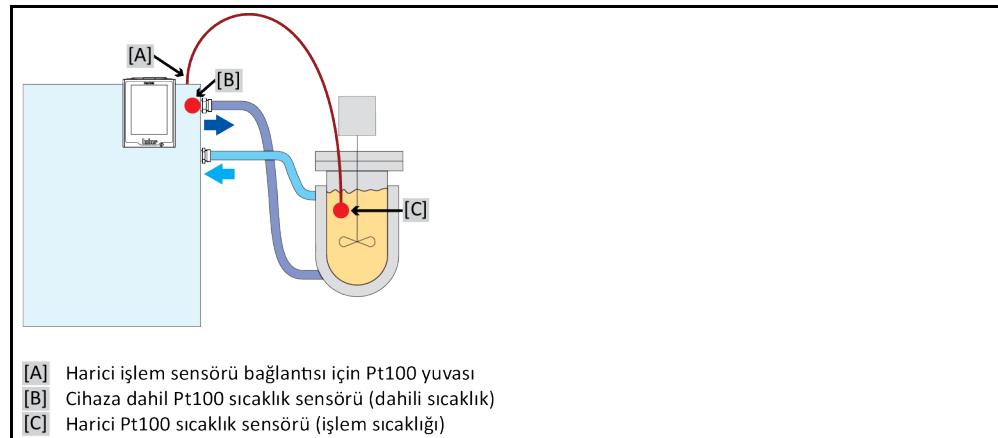

4.2.1 Temperleme seçimi: Dahili ya da işlem


YÖNTEM

- "Kategori menüsü"ne gidin.
- "Temperleme" kategorisine tıklayın.
- "İşlem/dahili" kategorisine tıklayın.
- "Dahili" ve "İşlem" (kademe) kaydı arasında seçim yapın.
- Seçiminizi "OK" üzerine tıklatarak onaylayın.

4.2.2 Dahili sıcaklığa temperleme

Cihaza dahil Pt100 sıcaklık sensöründeki sıcaklığın ayarlanması için dahili temperlemede bir ayar devresi kullanılır. Bu Pt100 sıcaklık sensörü cihazda takıldı ve yaklaşık olarak termik akışkanın (akış) çıkışına yakındır ya da banyo haznesinde yer almaktadır.

Optimum dahili sıcaklık ayarının gösterilmemesi

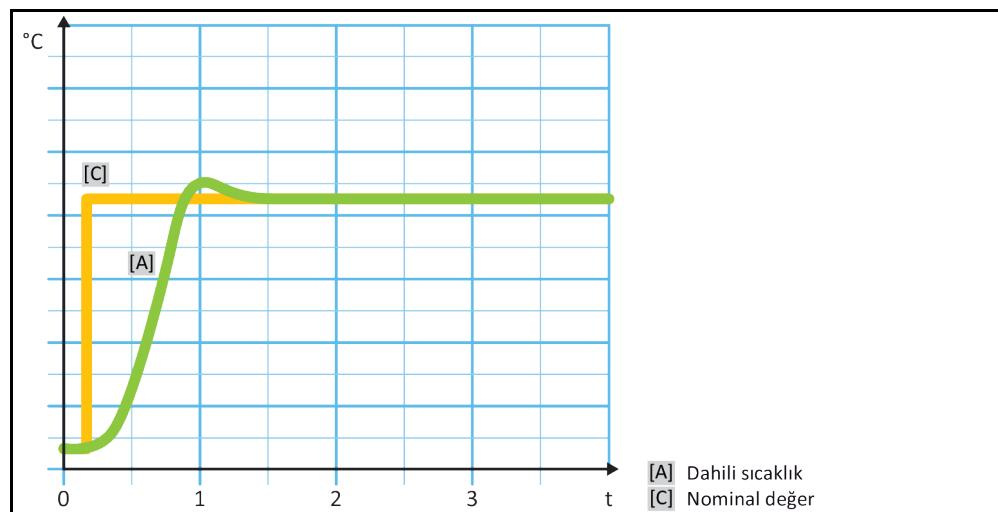

4.2.3 İşlem sıcaklığına temperleme


Belirli temperleme sıcaklıklarını en iyi sonuçlar için belirleneninden farklı bir yerdeki sıcaklığın algılanmasını talep eder. İşlem sıcaklığına ayarlama burada alternatifler açar. İşlem sıcaklığına temperlemede ek olarak bağlı, harici Pt100 sıcaklık sensörü, kılavuz regülatör (kademeli regülatör) ile bağlantılı olarak kullanılır. Akıştaki dahili sensör, müteakip regülatöre dahil edilir. Bu temperleme yöntemi

ör n. kaplama kaplarının termostatlaştırılması için kullanılır. Nominal değer ön verisi işlem regülatörü için geçerlidir. Öte yandan, işlem nominal değerini mümkün olduğunda en iyi şekilde ayarlamak için dahili regülatör için bir nominal değer hesaplanır.

UYARI**İşlem sensörünün hatalı kurulumu (Pt100)****HATALI TEMPERLEME NEDENİYLE MADDİ HASAR**

- Statik yükleme nedeniyle ölçüm değeri algılayıcısının arızalanması.
- İşlem sensörü (Pt100) izolasyonlu bir giriş hattı kablosuna sahip olmalıdır.
- Sensör borusu metalikse, toprak bağlantısı düğümlerinin önlenmesine dikkat edilmelidir.
- Bağlantı hattı gereksiz uzunlukta olmamalıdır.
- İşlem sensörünün ölçüm yerine iyi bir şekilde sabitlenmesine ve iyi bir ısı bağlantısına dikkat edin.
- Sensör blendaj ya da koruyucu topraklama için iyi bir izolasyona sahip olmalıdır ($R > 20 \text{ M}\Omega$).

Optimum işlem sıcaklığı ayarının gösterilmesi

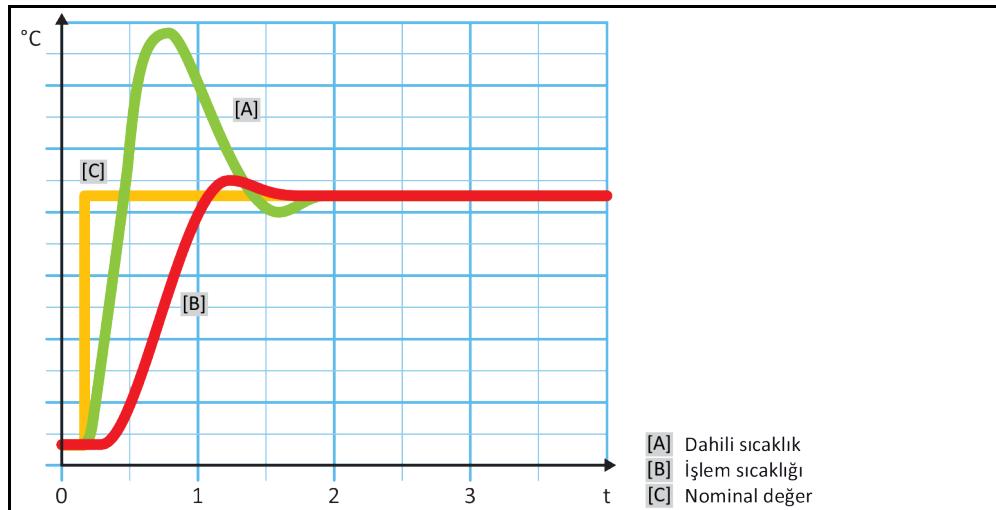

4.2.4 DeltaT sınırlayıcısı

DeltaT sınırlayıcısı, tesisin ya da işlemin korunmasına hizmet eden bir sıcaklık regülatörü parçasıdır. DeltaT sınırlayıcısına bir sınır değer verilir. Isıtma ya da soğutma sırasında sınır değere ulaşıldığında DeltaT sınırlayıcısı buna göre reaksiyon gösterir.

"İşlem (kademe)" temperleme modunda akış ve işlem sıcaklığı arasındaki sıcaklık farklılıklarını sınırları belirtmektedir. Sınır değerinin ön değer ayarı 100 K ile belirtilmiştir. Sınır değerinin ve sıcaklık regülatörünün uygun ayarında örn. cam aparatlarının yük sınırları aşılmaz. Sınır değere yaklaşıldığından soğutma ya da ısıtma gücü uyarlanır. DeltaT sınırlayıcısı bir koruma tertibatı **değildir**.

4.2.5 Pt100 sıcaklık sensörlerinin denetlenmesi

Pt100 sıcaklık sensörleri sürekli olarak elektrik durumu yönünden kontrol edilir. Temperleme sırasında "Sensör arızalı" durumu ortaya çıkarsa, temperleme hemen iptal edilir ve uygun bir cihaz mesajı gösterilir. Bu, temperleme cihazında bağlı tüm sıcaklık sensörleri için geçerlidir.

4.2.6 Optimum ayar parametresi aracılığıyla optimum sıcaklık ayarı

Sıcaklık ayarı, yukarıda gösterilen resimlerin ayar kalitesine uygun değilse ayar parametresini uyarlayabilirsiniz. Huber temperleme cihazları ile, optimum ayar parametreleri bulmak için farklı seçenekler vardır. Temperleme cihazlarının donanımına göre aşağıdaki yöntemleri seçebilirsiniz:

- Fabrika parametrelerinin kullanılması (standart)
- Ayar parametrelerinin tahmin edilmesi (sadece Basic E çizgili ve dahili ayarlı banyo termostatlarında mantıklıdır)
- Hızlı tanım (Exclusive E çizgisinden sonra)
- Ön deneme ile (Exclusive E çizgisinden sonra)

4.2.7 Alt kategori: "Oto/uzman modu seçimi"

UYARI

MSR teknliğinde ayrıntılı bilgiler olmadan "Uzman modu"nun kullanılması.

UYGULAMADA MADDİ HASAR

- Bu modu sadece MSR teknüğine ayrıntılı bilgiler varsa kullanın.

Buradan, ayar parametrelerinin "otomatik modda" ya da "uzman modda" mı ayarlanacağını seçebilirsiniz. "Uzman modu"ndaki ayarlar için MSR teknüğünde ayrıntılı bilgiler gereklidir. Yanlış ya da yetersiz ayarlar sıcaklık ayarının işlevine ciddi derecede zarar verebilir.

BİLGİ

"Uzman modu"nda "Oto yapılandırma" devre dışıdır ve sadece bir "Uzman yapılandırması" mümkündür.

Bu şekilde modu değiştirebilirsiniz:

YÖNTEM

- "Kategori menüsü"ne gidin.
- "Temperleme" kategorisine tıklatın.
- "TAC/Manuel" kategorisine tıklatın.
- "Oto/uzman modu seçimi" alt kategorisine tıklatın.
- "Otomatik mod" ve "Uzman modu" iletişim kutusu arasında seçim yapın.
- Seçiminizi "OK" üzerine tıklatarak onaylayın.

4.2.8 Alt kategori: "Oto yapılandırma"

BİLGİ

Bu menü kaydını sadece "Otomatik mod" ayarlısa seçebilirsiniz.

4.2.8.1 Alt kategori: "Parametreyi bul"

4.2.8.1.1 Diyalog kaydı: "Hızlı tanım"

Ayar mesafesinin "Hızlı tanım"ı size düşük iş yüküne oranla oldukça hızlı ve güvenilir bir şekilde uyarlanan ayar parametreleri verir. Bu ayar parametreleri ile hızlı ve oldukça doğru ayar tutumuna ulaşılır. Sadece çok nadir durumlarda daha zor ancak daha hassas "Ön deneme ile" tanımı gereklidir.

BİLGİ

Sisteminiz (temperleme cihazı/harici uygulama) başlatıldıktan sonra, temperleme cihazı ve uygulama üzerinde değişiklik yapmayın. Değişiklikler, örn. işlem bölmesinin doldurulması/başlatılması, mikser devir sayısının değiştirilmesi, Pt100 işlem ayar sensörünün konum değişikliği vs.dir

YÖNTEM

- Ayar parametrelerini ayarlamadan önce temperleme cihazının ayarlı nominal değere ulaşmasına ve bu nominal değere birkaç dakika temperlenmesine dikkat edin. Temperlemeyi durdurmayın.
- Parametre arama gerçekleştirildirken temperleme cihazında ve uygulamada değişiklik yapmayın.
- "Kategori menüsü"ne gidin.
- "Temperleme" kategorisine tıklatın.
- "TAC/Manuel" kategorisine tıklatın.
- "Oto yapılandırma" alt kategorisine tıklatın.
- "Parametre bul" alt kategorisine tıklatın.
- "Hızlı tanım" iletişim kutusuna tıklatın.
- Seçiminizi "OK" üzerine tıklatarak onaylayın.
- Gösterilen mesajı okuyup "OK" üzerine tıklatarak onaylayın.
- Kullanılan termik akışkanı listeden seçin.
- Seçiminizi "OK" üzerine tıklatarak onaylayın.
- "Dahili" ve "İşlem" (kademeli) iletişim kutusu arasında seçim yapın.
- Seçiminizi "OK" üzerine tıklatarak onaylayın.

- Gösterilen sayı klavyesi üzerinden yeni bir nominal değer girin. Bu güncel nominal değere göre en az 10 K farklı olmalıdır.
- Girişinizi "OK" üzerine tıklatarak onaylayın. "Hızlı tanım" aracılığıyla ayar parametresinin ayarı başlar ve bir süre sonra ekranda mesaj belirir.
- Gösterilen mesajı okuyup "OK" üzerine tıklatarak onaylayın.

4.2.8.1.2 Dyalog kaydı: "Ön deneme ile"

Bazı karmaşık uygulamalarda ayar mesafesinin "Hızlı tanım"ı henüz optimum bir ayar elde edemeyebilir. Bu durum özellikle, hidrolik yapı gerekliliği devridaim miktarlarına uyarlamazsa söz konusu olabilir.
→ sayfa 30, bölüm »**Deneme planlamasında dikkate alın**«.

"Ön deneme ile" ayar parametresini seçerseniz ayar tutumunun başka bir optimizasyonuna da ulaşılabilir. Burada ayar parametreleri minimum ve maksimum değerin ayarlı sınırları içerisinde tespit edilebilir. Bu sırada bazı durumlarda nominal değer sınırlarına temperleme yapılır.

BİLGİ

Otomatik regülatör parametrelendirmesini başlatmadan önce mutlaka minimum ve maksimum nominal değerin doğru ayarına dikkat edin. Gerçekte daha sonra kullanılan çalışma sıcaklığı alanına sınırlama avantajıdır. Sisteminiz (temperleme cihazı/harici uygulama) başlatıldıktan sonra, temperleme cihazı ve uygulama üzerinde değişiklik yapmayın. Değişiklikler, örn. işlem bölmesinin doldurulması/boşaltılması, mikser devir sayısının değişikliği, Pt100 işlem ayar sensörünün konum değişikliği, vs.dir.

Zaman zaman büyük bir çalışma sıcaklık alanı mevcut olabildiğinden bu modda parametre arama işlemi ilgili uzunlukta gerçekleşir. Regülatör tarafından yaklaşık üç sıcaklık nominal değeri belirlenir ve arkaya arkaya otomatik olarak işlenir. Nominal değer sınırları izin verirse bunlar oda sıcaklığında birer defa oda sıcaklığı altında ve bir defa oda sıcaklığı üzerinde deder.

YÖNTEM

- Ayar parametrelerini ayarlamadan önce temperleme cihazının ayarlı nominal değere ulaşmasına ve bu nominal değere birkaç dakika temperlenmesine dikkat edin. Temperlemeyi durdurmayın.
- Parametre arama gerçekleştirirken temperleme cihazında ve uygulamada değişiklik yapmayın.
- "Kategori menüsü"ne gidin.
- "Temperleme" kategorisine tıklatin.
- "TAC/Manuel" kategorisine tıklatin.
- "Oto yapılandırma" alt kategorisine tıklatin.
- "Parametre bul" alt kategorisine tıklatin.
- "Ön deneme ile" iletişim kutusuna tıklatin.
- Seçiminizi "OK" üzerine tıklatarak onaylayın.
- Gösterilen mesajı okuyup "OK" üzerine tıklatarak onaylayın.
- Kullanılan termik akışkanı listeden seçin.
- Seçiminizi "OK" üzerine tıklatarak onaylayın.
- "Dahili" ve "İşlem" (kademe) iletişim kutusu arasında seçim yapın.
- Seçiminizi "OK" üzerine tıklatarak onaylayın. "Ön deneme ile" aracılığıyla ayar parametresi ayarı başlar ve bir süre sonra dokunmatik ekranda bir mesaj belirir.
- Gösterilen mesajı okuyup "OK" üzerine tıklatarak onaylayın.

4.2.8.1.3 Dyalog kaydı: "Ayar parametresini tahmin et"

Karşılaştırılabilir, piyasadan temin edilebilir banyo termostatlarına oranla kolay temperleme cihazlarında da başka bir avantaj sunuyoruz. Burada, kullanılan termik akışkanın ve termik akışkan miktarının girilmesiyle mevcut bir ayar parametre setini değiştirebilirsiniz. Bu sürüm bağlı harici uygulaması olmayan banyo termostatlarında sunulur.

BİLGİ

Pilot ONE'da listelenen termik akışkanların gerekli tüm teknik verileri regülatörde kayıtlıdır. Kullanılan termik akışkanınız listede belirtilmemişse sıcaklık ve viskozite açısından mümkün olduğunda eşdeğer bir termik akışkan seçin. → sayfa 29, bölüm »**Termik akışkanlar ile ilgili bilgiler**«.

YÖNTEM

- Ayar parametrelerini ayarlamadan önce temperleme cihazının ayarlı nominal değereye ulaşmasına ve bu nominal değere birkaç dakika temperlenmesine dikkat edin. Temperlemeyi durdurmayın.
- Parametre arama gerçekleştirirken temperleme cihazında ve uygulamada değişiklik yapmayın.
- "Kategori menüsü"ne gidin.
- "Temperleme" kategorisine tıklatın.
- "TAC/Manuel" kategorisine tıklatın.
- "Oto yapılandırma" alt kategorisine tıklatın.
- "Parametre bul" alt kategorisine tıklatın.
- "Ayar parametresini tahmin et" iletişim kutusuna tıklatın.
- Seçiminizi "OK" üzerine tıklatarak onaylayın.
- Mesajı okuyup "Evet" üzerine tıklatarak onaylayın. Güncel ayar parametrelerinin üzerine yazılır.
- Kullanılan termik akışkanı listeden seçin.
- Seçiminizi "OK" üzerine tıklatarak onaylayın.
- Gösterilen mesajı okuyup "OK" üzerine tıklatarak onaylayın.
- Dolum hacmini gösterilen sayı klavyesi üzerinden girin.
- Girişinizi "OK" üzerine tıklatarak onaylayın.
- "Temperleme" kategorisine geri gitmek için "Ok" dokunmatik butonuna iki defa tıklatın.
- "İşlem/dahili" kategorisine tıklatın.
- "Dahili" ve "İşlem" (kademe) iletişim kutusu arasında seçim yapın.
- Seçiminizi onaylamak için "OK" üzerine tıklatın.

4.2.8.2 Alt kategori: "Ayar dinamiği"

Sıcaklığın olası ve onaylanmış küçük bir aşımı ile hızlı ayar tutumu ve sıcaklığın aşımı olmadan bir ayar tutumu arasında seçim yapabilirsiniz. Standart ayar, "**daha hızlı, küçük aşım**".


Aşma daima gelen sıcaklık ile ilişkilidir. Örneğin işlem temperlemesini etkinleştirildiğiniz bu gelen sıcaklığıtır. Bunun aksine banyo ya da akış sıcaklığı daima işlem sıcaklığına iletirilmelidir. Olası en iyi enerji aktarımını elde etmek için banyo ya da akış sıcaklığı ve işlem sıcaklığı arasında en büyük, olası sıcaklık farkı gereklidir. "**Optimum işlem sıcaklığı ayarının gösterilmesi**" resmini dikkate alın.

→ sayfa 44, bölüm »**İşlem sıcaklığına temperleme**«. Bu işlem daima termik akışkanın olası en büyük hacim akımı ile gerçekleştirilebilir. "**Daha hızlı, küçük aşım**" ayarında termik akışkanın yüksek hacim akımı ve kusursuz tasarılmış ayar elektroniği kombinasyonu sayesinde işlem sıcaklığı çok nadir aşılır, aynı zamanda nominal değereye en hızlı şekilde ulaşılır. "**Daha hızlı, küçük aşım**" modunun aksine "**Aşimsız**" ayarı vardır. Nominal sıcaklığa yaklaşma bu sırada daha dikkatli ve böylece aperiodik olarak gerçekleşir. Ayarladığınız nominal değereye ayarlama süresi uzar. "Aşimsız" ifadesi sadece dışarıdan gelen düşük arıza boyutu etkilerinde geçerlidir. Talimatları dikkate alın. → sayfa 30, bölüm »**Deneme planlamasında dikkate alın**«.


BİLGİ

Ayar tutumu istenildiği zaman, yeni etkinleştirilecek regülatör parametre araması olmadan seçilebilir.

Dahili, aperiodik sıcaklık ayarı

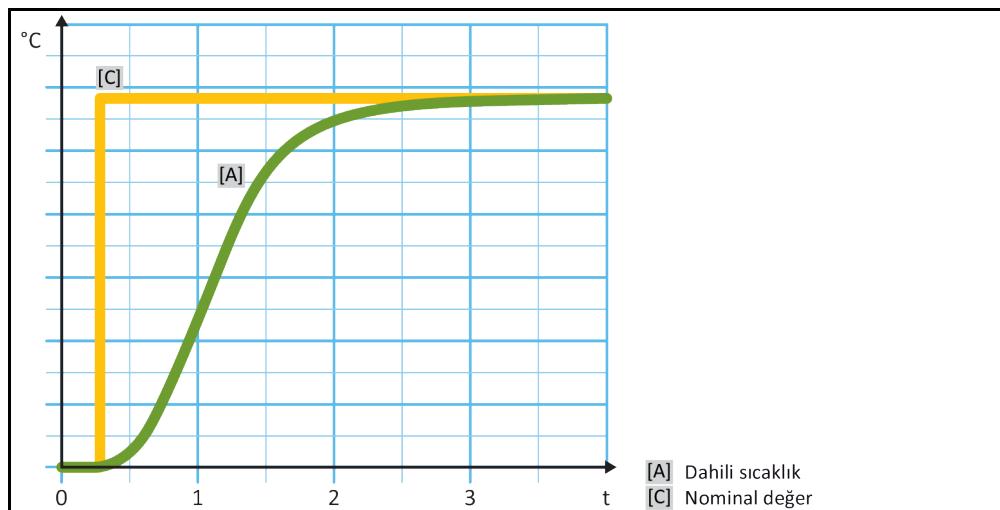

Sıcaklığı olası aşımı ile
dahili, dinamik sıcaklık
ayarı

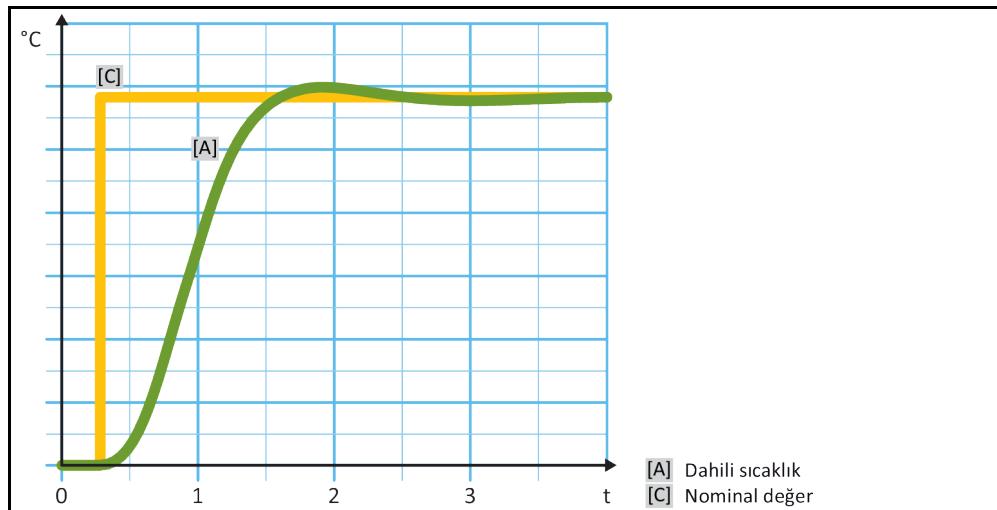

YÖNTEM

- "Kategori menüsü"ne gidin.
- "Temperleme" kategorisine tıklatın.
- "TAC/Manuel" kategorisine tıklatın.
- "Oto yapılandırma" alt kategorisine tıklatın.
- "Ayar dinamigi" alt kategorisine tıklatın.
- "Daha hızlı, küçük aşım" ve "Aşımsız" iletişim kutusu arasında seçim yapın.
- Seçiminizi "OK" üzerine tıklatarak onaylayın.

4.2.8.3 Alt kategori: "Akışkan özellikleri"

4.2.8.3.1 Alt kategori "Akışkan seçimi"

Bu kayıt altından bir listeden kullanılan termik akışkanı seçin.

YÖNTEM

- "Kategori menüsü"ne gidin.
- "Temperleme" kategorisine tıklatın.
- "TAC/Manuel" kategorisine tıklatın.
- "Oto yapılandırma" alt kategorisine tıklatın.
- "Akışkan özellikleri" alt kategorisine tıklatın.
- "Akışkan seçimi" alt kategorisine tıklatın.
- Kullanılan termik akışkanı listeden seçin.
- Seçiminizi "OK" üzerine tıklatarak onaylayın.

4.2.8.3.2 Alt kategori: "Banyo/devir hacmi"

Bu kayıt altından banyonuzdaki/devrenizdeki termik akışkanın dolum miktaranı girin.

YÖNTEM

- "Kategori menüsü"ne gidin.
- "Temperleme" kategorisine tıklatın.
- "TAC/Manuel" kategorisine tıklatın.
- "Oto yapılandırma" alt kategorisine tıklatın.
- "Akışkan özellikleri" alt kategorisine tıklatın.
- "Banyo/devir hacmi" alt kategorisine tıklatın.
- Mesajı okuyup "OK" üzerine tıklatarak onaylayın.
- Dolum hacmini gösterilen sayı klavyesi üzerinden girin.
- Girişinizi "OK" üzerine tıklatarak onaylayın.

4.2.8.3.3 Alt kategori: "VPC/Bypass"

Bu kayıt altından bir bypass kullanıp kullanmadığınızı ayarlayabilirsiniz.

YÖNTEM

- "Kategori menüsü"ne gidin.
- "Temperleme" kategorisine tıklatın.
- "TAC/Manuel" kategorisine tıklatın.
- "Oto yapılandırma" alt kategorisine tıklatın.
- "Akişkan özellikleri" alt kategorisine tıklatın.
- "VPC/bypass" alt kategorisine tıklatın.
- "Bypass kullanılmıyor" ve "Bypass kullanılıyor" iletişim kutusu arasında seçim yapın.
- Seçiminizi "OK" üzerine tıklatarak onaylayın.

4.2.8.3.4 Alt kategori: "Akişkanı göster"

Bu kayıt aracılığıyla yapılan ayarlara bir genel bakış sağlanır.

YÖNTEM

- "Kategori menüsü"ne gidin.
- "Temperleme" kategorisine tıklatın.
- "TAC/Manuel" kategorisine tıklatın.
- "Oto yapılandırma" alt kategorisine tıklatın.
- "Akişkan özellikleri" alt kategorisine tıklatın.
- "Akişkanı göster" alt kategorisine tıklatın.
- Kayıtları okuduktan/kontrol ettikten sonra "OK" üzerine tıklatın.

4.2.8.4 Alt kategori: "Parametreleri göster"

Buradan "otomatik modda" ayarlı parametreleri görüntüleyebilirsiniz.

YÖNTEM

- "Kategori menüsü"ne gidin.
- "Temperleme" kategorisine tıklatın.
- "TAC/Manuel" kategorisine tıklatın.
- "Oto yapılandırma" alt kategorisine tıklatın.
- "Parametre göster" alt kategorisine tıklatın.
- Parametreleri okuduktan/kontrol ettikten sonra "OK" üzerine tıklatın.

4.2.9 Alt kategori: "Uzman yapılandırması"**UYARI**

MSR tekniğinde ayrıntılı bilgiler olmadan "Uzman modu"nun kullanılması.

UYGULAMADA MADDİ HASAR

- Bu modu sadece MSR teknigine ayrıntılı bilgiler varsa kullanın.

BİLGİ

"Uzman modunda" "oto yapılandırma" devre dışıdır ve sadece bir "Uzman yapılandırması" mümkündür.

"Uzman modundaki" ayarlar için MSR tekniğinde ayrıntılı bilgiler gereklidir. Yanlış ya da yetersiz ayarlar sıcaklık ayarının işlevine ciddi derecede zarar verebilir.

4.2.9.1 Alt kategori: "Parametreyi değiştir"

Bu menü kaydında ayar parametresinin manuel yapılandırmasını gerçekleştirir. Sadece ayar parametreleri "Dahili" kaydı altına girilirse dahili sıcaklığı ayarlanır. İşlem sıcaklığına ayarlanması dahili regülatör de müdahale edebilir, örn. nominal değer sınırına ulaşılmasında ya da DeltaT sınırlamasında. Bu nedenle parametre setleri, işlem sıcaklığının ayarlanması 3 kayıt ("Dahili", "Kaplama" ve "İşlem") altına girilmelidir.

4.2.9.1.1 Alt kategori: "Dahili"

Burada arka arkaya "KP", "Tn" ve "Tv" için yeni değerleri girin.

YÖNTEM

- "Kategori menüsü"ne gidin.
- "Temperleme" kategorisine tıklatin.
- "TAC/Manuel" kategorisine tıklatin.
- "Uzman yapılandırması" alt kategorisine tıklatin.
- "Parametre değiştir" alt kategorisine tıklatin.
- "Dahili" alt kategorisine tıklatin.
- Yeni "KP" değerini gösterilen sayı klavyesi üzerinden girin.
- Girişinizi "OK" üzerine tıklatarak onaylayın.
- Yeni "Tn" değerini gösterilen sayı klavyesi üzerinden girin.
- Girişinizi "OK" üzerine tıklatarak onaylayın.
- Yeni "Tv" değerini gösterilen sayı klavyesi üzerinden girin.
- Girişinizi "OK" üzerine tıklatarak onaylayın.

4.2.9.1.2 Alt kategori: "Kaplama"

Buradan "KP" için yeni değeri girebilirsiniz.

YÖNTEM

- "Kategori menüsü"ne gidin.
- "Temperleme" kategorisine tıklatin.
- "TAC/Manuel" kategorisine tıklatin.
- "Uzman yapılandırması" alt kategorisine tıklatin.
- "Parametre değiştir" alt kategorisine tıklatin.
- "Kaplama" alt kategorisine tıklatin.
- Yeni "KP" değerini gösterilen sayı klavyesi üzerinden girin.
- Girişinizi "OK" üzerine tıklatarak onaylayın.
- Mesajı okuyup "OK" üzerine tıklatarak onaylayın.

4.2.9.1.3 Alt kategori: "İşlem"

Burada arka arkaya "KP", "Tn" ve "Tv" için yeni değerleri girin.

YÖNTEM

- "Kategori menüsü"ne gidin.
- "Temperleme" kategorisine tıklatin.
- "TAC/Manuel" kategorisine tıklatin.
- "Uzman yapılandırması" alt kategorisine tıklatin.
- "Parametre değiştir" alt kategorisine tıklatin.
- "İşlem" alt kategorisine tıklatin.
- Yeni "KP" değerini gösterilen sayı klavyesi üzerinden girin.
- Girişinizi "OK" üzerine tıklatarak onaylayın.
- Yeni "Tn" değerini gösterilen sayı klavyesi üzerinden girin.
- Girişinizi "OK" üzerine tıklatarak onaylayın.
- Yeni "Tv" değerini gösterilen sayı klavyesi üzerinden girin.
- Girişinizi "OK" üzerine tıklatarak onaylayın.

4.2.9.2 Alt kategori: "Parametreleri göster"

Bu işlev altında ayarlı manuel parametreler gösterilir.

YÖNTEM

- "Kategori menüsü"ne gidin.
- "Temperleme" kategorisine tıklatın.
- "TAC/Manuel" kategorisine tıklatın.
- "Uzman yapılandırması" alt kategorisine tıklatın.
- "Parametre göster" alt kategorisine tıklatın.
- Parametreleri okuduktan/kontrol ettikten sonra "OK" üzerine tıklatın.

4.2.9.3 Alt kategori: "Regülatör yapısı"

Bu işlev altında iki farklı regülatör yapısı vardır.

"Huber PID regülatörü": Standart ayar

"Klasik PID regülatörü": Bu ayar Huber firmasının servis teknisyenleri tarafından sadece servis amaçları için kullanılır.

YÖNTEM

- "Kategori menüsü"ne gidin.
- "Temperleme" kategorisine tıklatın.
- "TAC/Manuel" kategorisine tıklatın.
- "Uzman yapılandırması" alt kategorisine tıklatın.
- "Regülatör yapısı" alt kategorisine tıklatın.
- "Huber PID regülatörü" ve "Klasik PID regülatörü" iletişim kutusu arasında bir seçim yapın.
- Seçiminizi "OK" üzerine tıklatarak onaylayın.

4.2.10 Alt kategori: "Parametreleri geri al"

Bu işlev ile ayar parametrelerini fabrika ayarına geri alabilirsiniz.

YÖNTEM

- "Kategori menüsü"ne gidin.
- "Temperleme" kategorisine tıklatın.
- "TAC/Manuel" kategorisine tıklatın.
- "Parametreyi geri al" alt kategorisine tıklatın.
- Mesajı okuyup "Evet" üzerine tıklatarak onaylayın. Ayar parametreleri geri alınır/silinir. **Temperleme cihazı ancak yeniden başlatma sonrasında tekrar işletme alınabilir.**
- Bunun için temperleme cihazını kapatıp tekrar açın. Parametreler geri alındı.

4.2.11 Alt kategori: "Parametreleri göster"


Bu işlev altında ayarlı parametreler gösterilir. Bir önceki ayara göre bunlar "Otomatik ayar parametreleri" ya da "Manuel ayar parametreleri"dir.

YÖNTEM

- "Kategori menüsü"ne gidin.
- "Temperleme" kategorisine tıklatın.
- "TAC/Manuel" kategorisine tıklatın.
- "Parametre göster" alt kategorisine tıklatın.
- Parametreleri okuduktan/kontrol ettikten sonra "OK" üzerine tıklatın.

4.2.12 Nominal değer sınırlarının ayarlanması

Sıcaklık sınırlarına
genel bakış

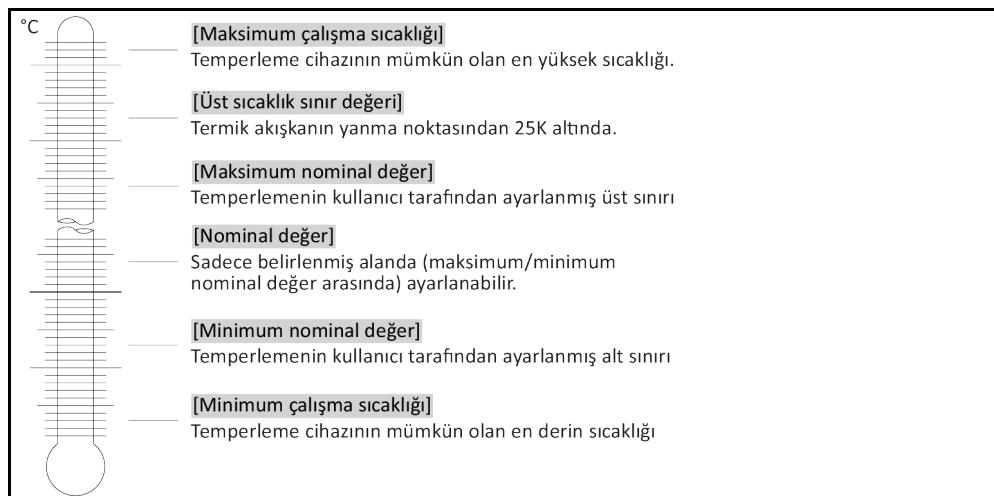

Minimum ve maksimum nominal değereye yönelik sınırlar tesisinizin güvenliğine hizmet eder. İlk temperleme öncesinde ve termik akışkan değişiminde termik akışkanın kullanım alanı açısından **ayarlanmalıdır**. Maksimum nominal değer sınırı banyo ve akış sıcaklığı için nominal değer ön verisini sınırlar. Minimum nominal değer sınırı, düşük sıcaklık durumlarında çok yüksek viskoziteye ya da donmaya karşı korur. Ayarlanabilir nominal değer sadece minimum ve maksimum nominal değer sınırı arasındaki sıcaklık bandında mümkündür.

YÖNTEM

- "Kategori menüsü"ne gidin.
- "Koruma opsiyonları" kategorisine tıklatın.
- "Nominal değer sınırları" kategorisine tıklatın.
- "Min. nominal değer" alt kategorisine tıklatın.
- Yeni değeri gösterilen sayı klavyesi üzerinden girin.
- Girişinizi "OK" üzerine tıklatarak onaylayın.
- Bir sonraki göstergede girişinizi tekrar "OK" üzerine tıklatarak onaylayın.
Doğru seçim grafik şeklinde gösterilir ve "Min. nominal değer" gecikmeden değişir. "OK" üzerine tıklatmak doğru olmazsa bu, grafik şeklinde 2 saniye gösterilir. Daha sonra göstergede tekrar "Nominal değer sınırları" kategorisine geçiş yapar. "Min. nominal değer"i yeniden değiştirmeyi deneyin.
- "Maks. nominal değer" alt kategorisine tıklatın.
- Yeni değeri gösterilen sayı klavyesi üzerinden girin.
- Girişinizi "OK" üzerine tıklatarak onaylayın.
- Bir sonraki göstergede girişinizi tekrar "OK" üzerine tıklatarak onaylayın.
Doğru seçim grafik şeklinde gösterilir ve "Maks. nominal değer" gecikmeden değiştirilir. "OK" üzerine tıklatmak doğru olmazsa bu, grafik şeklinde 2 saniye gösterilir. Daha sonra göstergede tekrar "Nominal değer sınırları" kategorisine geçiş yapar. "Maks. nominal değer"i yeniden değiştirmeyi deneyin.

BİLGİ

Sistemdeki her değişiklikte, özellikle de termik akışkanın değiştirilmesinde minimum ve maksimum nominal değerin ayarlı değerlerini kontrol edin.

4.2.13 Nominal değerin ayarlanması

YÖNTEM

- "Ana" ekran'a gidin.
- " $T_{nominal\ değer}$ " yanındaki klavye sembolüne tıklatın.
- Yeni nominal değerini gösterilen sayı klavyesi üzerinden girin.
- Geçerli olan şudur:**
[Minimum nominal değer sınırlaması] ≤ [Nominal değer] ≤ [Maksimum nominal değer sınırlaması].
Bu koşullar ihlal edilirse >dokunmatik ekran< [88] üzerinden bir bilgi verilir ve giriş geçersiz kılınır. Bu durumda girilen değeri ya "ok" tuşu ya da "clear" tuşu ile silin. Nominal değerini yeniden girin.
- Girişinizi "OK" üzerine tıklatarak onaylayın.
- Bir sonraki göstergede girişinizi tekrar "OK" üzerine tıklatarak onaylayın.

Doğru seçim grafik şeklinde gösterilir ve nominal değer gecikmeden değiştirilir. "OK" üzerine tıklatmak doğru olmazsa bu, grafik şeklinde 2 saniye gösterilir. Daha sonra gösterge tekrar "Ana" ekran'a geri döner. Nominal değeri yeniden değiştirmeyi deneyin.

4.3 Havalandırma, hava tahliyesi, gaz tahliyesi ve boşaltma

Bağlantı şemasını dikkate alın. → Sayfa 77, bölüm »Ek«.



Son derece sıcak/sıcak yüzeyler, bağlantılar ve termik akışkan

UZUVLARIN YANMASI/DONMASI

- İşletim türüne bağlı olarak yüzeyler, bağlantılar ve temperlenen termik akışkan son derece sıcak veya soğuk olabilir.
- Yüzey, bağlantı ve termik akışkan ile doğrudan teması önleyin!
- Kişisel koruyucu donanımınızı kullanın (örn. sıcaklığı karşı dayanıklı koruyucu eldiven, koruyucu gözlük).



Termik akışkan devresi, etkin bir devridaimde kapatma valfleri tarafından kilitlenir.

TEMPERLEME CİHAZINA TAKILMIŞ DEVİRİDAİM POMPASINDA MADDİ HASAR

- Etkin bir devridaim sırasında termik akışkan devresini kapatma valfleri ile kilitlemeyin.
- Devridaimi durdurmadan önce termik akışkanı oda sıcaklığına temperleyin.

4.3.1 Harici kapalı uygulama

4.3.1.1 Harici kapalı uygulamanın doldurulması ve hava tahliyesi



Kullanılacak olan termik akışkanın güvenlik veri sayfasının dikkate alınmaması

YARALANMALAR

- Gözlerin, cildin ve solunum yollarının yaralanma tehlikesi.
- Kullanılacak olan termik akışkanın güvenlik veri sayfası kullanım öncesinde mutlaka okunup buna uyulmalıdır.
- Yerel talimatları/çalışma talimatlarını dikkate alın.
- Kişisel koruyucu donanımınızı kullanın (örn. sıcaklığı karşı dayanıklı koruyucu eldiven, koruyucu gözlük, emniyetli ayakkabılar).
- Zemin ve çalışma alanı kirliliği nedeniyle kayma tehlikesi. Çalışma alanını temizleyin, termik akışkan ve yardımcı araçların teknüğine uygun bir şekilde tasfiye edilmesine dikkat edin. → Sayfa 15, bölüm »Yardımcı araçların ve tüketim malzemelerinin usulüne uygun olarak tasfiye edilmesi«.



Temperleme cihazının içine doğru taşan termik akışkan

MADDİ HASAR

- Temperleme cihazı harici kapalı sistemin altına takılırsa bu sırada **>yayılma kabından< [18]** ve **>gözleme camından< [23]** (varsayı) termik akışkan çıkabilir.
- Temperleme cihazını hemen kapatın.
- Temperleme cihazını akım beslemesinden ayıran.
- Temperleme cihazı sadece Huber firması tarafından eğitim görmüş personel tarafından kontrol edilip temizlenebilir.
- Buna uyulmazsa temperleme cihazının DIN EN 61010-2-010 uyarınca tüm güvenlik gerekliliklerini yerine getirmediği varsayıılır.



Yarı otomatik hava tahliyesi


TEMPERLEME CİHAZI ÜZERİNDE MADDİ HASARLAR

- Basınç azalmasının yüksek tolerans süresi nedeniyle, aynı anda sistemde çok az termik akışkan varsa pompada hasarlar meydana gelebilir.
- Termik akışkan seviyesini sürekli **>gözleme camından< [23]** ya da **>dokunmatik ekran-dan< [88]** gözlemleyin. **>Yayılma kabındaki< [18]** termik akış seviyesinin minimum işaret altına düşmemesi için hava tahliye aşamasında termik akışkan doldurun.




>Genleşme haznesi< [18] kapasitesinin işletim sırasında yayılma hacmini toplayamayacağını hesaplayın. Bunun için aşağıdaki miktarları esas alın: [Temperleme cihazının minimum doluluk miktarı] + [Temperleme hortumlarının içeriği] + [Uygulamanızın kaplama hacmi] + [%10/100 K].

>Gözetleme camında-
ki< [23] dolum seviye-
leri

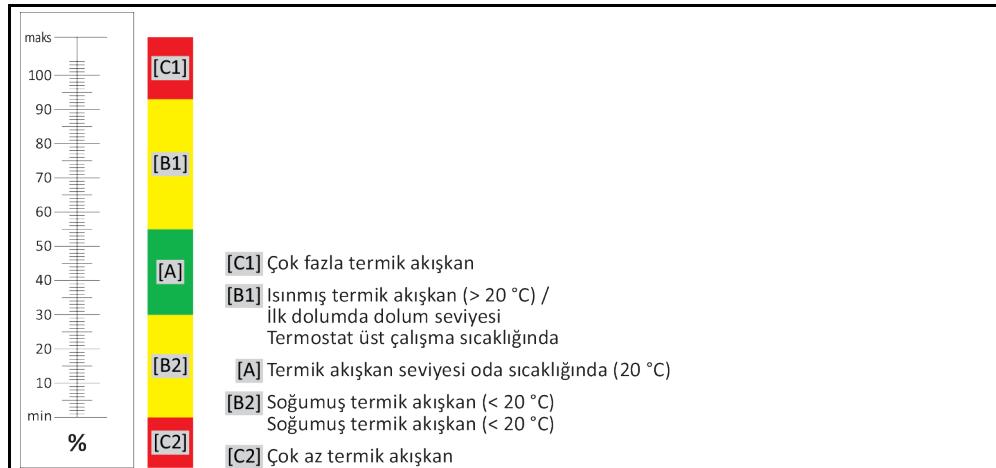

>Dokunmatik ekran-
daki< [88] termik
akışkan seviyesi

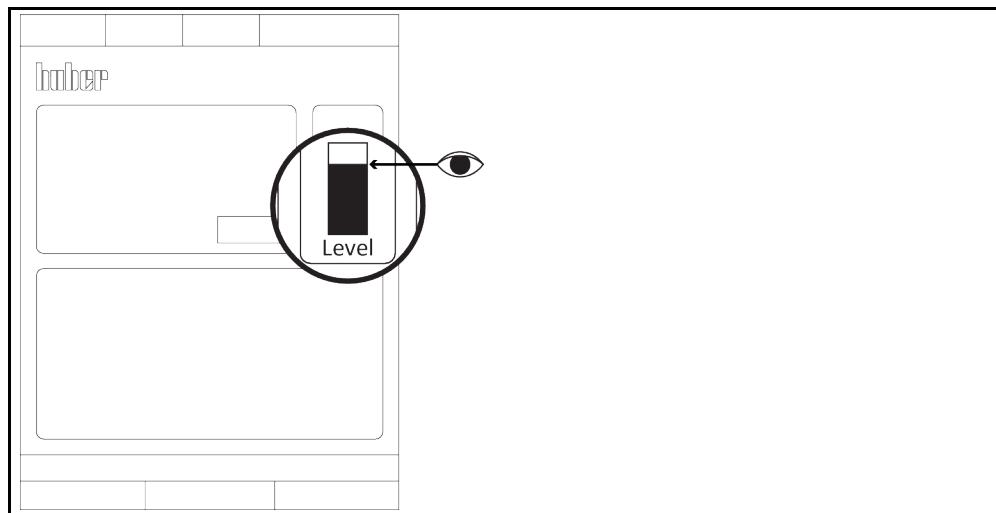

- Dolum sırasında kapların, hunilerin ve diğer yardımcı araçların topraklaması gibi gerekli tedbirlerine dikkat edin.
- Mümkün olduğunda düşük yükseklikten dolum yapın.

YÖNTEM

- >Genleşme haznesi kapağını< [22] elle açın.
- Dolum aksesuarından (huni ve/veya kap camı) yardım alınmasıyla uygun termo sıvayı dikkatli bir şekilde >doldurma deliğine< [17] doldurun. Termo sıvı >genleşme haznesinden< [18] temperleme cihazına ve hortum bağlantıları üzerinden harici uygulamaya akar. Dolum seviyesini >düzey göstergede< [23] veya >dokunmatik ekranda< [88] görebilirsiniz. Doldurma aksesuarlarını temizlerken tekniğine uygun tasfiye işlemeye dikkat edin. → sayfa 15, bölüm »Yardımcı araçların ve tüke-
tim malzemelerinin usulüne uygun olarak tasfiye edilmesi«.
- Hava tahliye işlemini başlatmadan önce >genleşme haznesini< [18] yak. %50 ila 70'e kadar doldurun. Termo sıvı >genleşme haznesi< [18] üzerinden temperleme cihazına akar.
- >Düzey göstergedeki< [23] veya >dokunmatik ekranda< [88] seviye artık düşmeye kadar bekleyin. >Genleşme haznesini< [18] tekrar %50 ila 70 doldurun.
- "Kategori menüsü"ne gidin.
- "Temperleme" kategorisine tıklayın.
- "Başlat/durdur" kategorisine tıklayın.
- "Hava tahliyesini başlat" iletişim kutusuna tıklayın.
- Seçiminizi "OK" üzerine tıklatarak onaylayın.
- "OK" üzerine basarak önceden ayarlı zaman aralığını onaylayın. Yada gösterilen sayı klavyesi üzerinden bireysel bir zaman aralığı girin. Girişinizi "OK" üzerine tıklatarak onaylayın. Hava tahliyesi başlatılır. >Düzey göstergedeki< [23] veya >dokunmatik ekranda< [88] seviye çok düşerse hava tahliye işlemi durur. Termo sıvayı doldurun (dolum seviyesi %50 ile 70 arası) ve hava tahliye işlemini tekrar başlatın. Temperleme cihazına ve bağlı uygulamaya göre bu bir kaç defa tekrar-

lanmalıdır. >Durum satırında< [alan 10] zaman aralığı geriye doğru giderse hava tahliye işlemi ancak zaman aralığı dolduktan sonra tekrar başlatılabilir.

BİLGİ

Harici kapalı uygulamalarda (reaktörler) dolum seviyesi göstergesindeki sıvı seviyesi hem pompa çalışırken hem pompa dururken sabit kalırsa uygulama hava tahliyesi yapıldı olarak geçerli kılınır.

- Hava tahliyesini durdurun. Bunun için "Temperleme" kategorisine gidin.
- "Başlat/durdur" kategorisine tıklayın.
- "Hava tahliyesini durdur" iletişim kutusuna tıklayın.
- Seçiminizi "OK" üzerine tıklatarak onaylayın. Hava tahliyesi durdurulur ve pompa yakl. 30 saniye daha çalışır. Pompa durana kadar bekleyin.
- >Yayılmaya kabı kılıdını< [22] elle kapatın.

BİLGİ

Özellikle işletme alırken ve termik akışkan değişiminden sonra **hava tahliyesi** ve **gaz tahliyesi** gerçekleştirilmeli. Sadece bu şekilde arızasız işletim sağlanır. Hava tahliye işleminin ardından gaz tahliyesini gerçekleştirin. → sayfa 56, bölüm »**Harici kapalı uygulamanın gaz tahliyesi**«.

Termik akışkanın hacim genleşmesini, çalışmak istediğiniz çalışma sıcaklığı aralığına bağlı olarak dikkate alın. "En düşük" çalışma sıcaklığında >**gözetleme camındaki**< [23] veya >**dokunmatik ekrandaki**< [88] minimum işaretinin altına düşülmemelidir ve "en yüksek" çalışma sıcaklığında >**yayılmaya kabından**< [18] taşıma söz konusu olmamalıdır. Aşırı dolum durumunda fazla miktardaki termik akışkanı boşaltın. → sayfa 58, bölüm »**Harici kapalı uygulamanın boşaltılması**«. Termik akışkanın tekrar kullanılıp kullanılamayacağını kontrol edin. Termik akışkanın tekniğine uygun bir şekilde tasfiye edilmesine dikkat edin. → sayfa 15, bölüm »**Yardımcı araçların ve tüketim malzemelerinin usulüne uygun olarak tasfiye edilmesi**«.

4.3.1.2**Harici kapalı uygulamanın gaz tahliyesi****DİKKAT**

Sıvı karışımında hızlı ısınma nedeniyle >yayılmaya kabından< [18] aniden termik akışkan çıkışabilir YANMALAR/MADDİ HASARLAR

- Karışım içerisindeki düşük kaynak maddelerin hızla ısınmasıyla >**yayılmaya kabından**< [18] aniden taşıma söz konusu olabilir.

DİKKAT

>Yayılmaya kabindaki< [18] sıcak üst yüzeyin ayar işletiminde "gaz tahliyesi"

UZUVLARIN YANMASI

- >**Yayılmaya kabına**< [18] "Gaz tahliyesi" ayar işletiminde dokunmayın!
- Kişisel koruyucu donanımınızı kullanın (örn. sıcaklık karşı dayanıklı koruyucu eldiven, koruyucu gözlük).

UYARI

>Yayılmaya kabının< [18] 0,1 bar (ü) üzerinde pasif gaz bindirmesi

>YAYILMA KABİNİN< [18] MEKANİK HASARI NEDENİYLE MADDİ HASAR

- Opsiyonel sızdırmazlık setinin statik bir pasif gaz bindirmesi ile bağlantılı olarak kullanılmasında 0,1 bar'lık (ü) bir basınç sınırlaması kullanılmalıdır.

BİLGİ

Düşük kaynaklıktaki termo sıvının yüksek kaynaklıktaki termo sıvuya alınmasında temperleme cihazında düşük kaynak madde kalıntıları kalabilir. Çalışma sıcaklığına göre düşük kaynak maddeleri kaynamaya başlar, pompa basıncını kısa bir süre çökeltken gaz kabarcıkları oluşur. Bu sırada emniyetli kapatma söz konusu olabilir. Gaz kabarcıkları >**genleşme haznesine**< [18] ulaşır ve >**genleşme haznesi kapağı**< [22] ve >**doldurma deliği**< [17] üzerinden dışarı sızabilir. Gaz tahliyesi aracılığıyla alacak kaynak madde kalıntıları termo sıvidan giderilir.

Temperleme cihazınız için pasif gaz bindirmesini tavsiye ediyoruz. Bunun için aksesuar çeşidimizde sızdırmazlık seti sunuyoruz.

Chili kullanımında termo sıvı, çevre etkilerine karşı korumalıdır. Böylece nemin daha çok birikmesi ya da termo sıvının oksidatif olarak azalması ölenir. İnert gaz üzerinden statik bindirme ile termo sıvının kullanım süresi ciddi derecede uzatılabilir. Bu özellikle termo sıvının çalışma sıcaklığı sınırlarında uzun süre çalışılacağsa geçerlidir. (Higroskop, oksidasyon).

>Yayılmaya kabindaki< [18] sıcaklık bir sıcaklık sensörü aracılığıyla ölçülür. Gaz tahliyesi sırasında sıcak termik akışkanın esnemesi nedeniyle >**yayılmaya kabindaki< [18]** sıcaklık artabilir. Ancak gaz kabarcıklarının artmasıyla >**yayılmaya kabında< [18]** > 70 °C sıcaklıklara ulaşılabilir. Bu eskime nedeniyle ve temperleme devresindeki düşük kaynaklıktaki termik akışkanın türüne ve miktarına göre meydana gelir.

"**Yüksek sıcaklık**" alanındaki "**Güvenlik**" kategorisi altında uygulanan sıcaklık sensörünün kapatma değeri, gaz tahliye modunda 100 °C'ye kadar ayarlanabilir. Normal modda yayılma kabında [18] maks. 70 °C >< ayarlanabilir.

Termik akışkanlar az çok güçlü higroskopik özelliğe sahiptir (su çekici). Çalışma sıcaklığı ne kadar derin olursa bu etki de bir o kadar büyük olur. Aşağıdaki **sürekli denetlenmesi gereken** gaz tahliye modu, temperleme devresinden mevcut su kalıntılarının alınmasında yardımcı olur.

YÖNTEM

- Gerçekleşen hava tahliye işlemi sonrasında "Gaz tahliyesi" menü noktasını etkinleştirin. Ön koşul: Temperleme cihazını talimat uyarınca doldurdunuz ve/veya temizlediniz. → sayfa 54, bölüm »**Harici kapalı uygulamanın doldurulması ve hava tahliyesi**« ve/veya → sayfa 71, bölüm »**Termik akışkan devresinin durulanması**«.
- "Kategori menüsü"ne gidin.
- "Temperleme" kategorisine tıklatın.
- "Başlat/durdur" kategorisine tıklatın.
- "Gaz tahliyesini başlat" iletişim kutusuna tıklatın.
- Seçiminizi "OK" üzerine tıklatarak onaylayın.
- Bilgiyi okuyun ve "OK" üzerine tıklatarak onaylayın.
- "Ana" ekrana gidin.
- " $T_{nominal}$ değeri" yanındaki klavye sembolüne tıklatın.
- Gösterilen sayı klavyesi üzerinden bir nominal değer girin. Bu nominal değer düşen termik akışkanın kaynama noktasının altında **olmalıdır**. Nominal değer, gaz tahliyesi işlemi sırasında 10 K'lik adımlarla maksimum çalışma sıcaklığına kadar yükseltilir.
- Girişinizi "OK" üzerine tıklatarak onaylayın.
- Bir sonraki göstergede girişinizi tekrar "OK" üzerine tıklatarak onaylayın. Doğru seçim grafik şeklinde gösterilir ve nominal değer gecikmeden değiştirilir. "OK" üzerine düzgün tıklatılmazsa bu, grafik şeklinde 2 saniye gösterilir. Daha sonra göstergede tekrar "Ana" ekrana geri döner. "Nominal değer"i yeniden değiştirmeyi deneyin.
- >**Genleşme hanesindeki** [18] sıcaklık artık artmayana ve hatta azalmaya kadar bu nominal değere temperleyin.

Yayılma kabındaki< [18] sıcaklığın kontrolü.

- "Kategori menüsü"ne gidin.
- "Güvenlik" kategorisine tıklatın.
- "ÜT değerlerini göster" kategorisine tıklatın. Ölçülen tüm güvenlik sıcaklıklarını gösterilir.
- >**Yayılma kabındaki< [18]** sıcaklığı kontrol edin. Bu artarsa gaz tahliye işlemi etkindir. >**Yayılma kabındaki< [18]** sıcaklık artık artmayana ve hatta düşmeye kadar bekleyin.
- "Ana" ekrana gidin.
- " $T_{nominal}$ değeri" yanındaki klavye sembolüne tıklatın.
- Nominal değeri 10 K yükseltein.
- Girişinizi "OK" üzerine tıklatarak onaylayın.
- Bir sonraki göstergede girişinizi tekrar "OK" üzerine tıklatarak onaylayın. Doğru seçim grafik şeklinde gösterilir ve "nominal değer" gecikmeden değiştirilir. "OK" üzerine tıklatmak doğru olmazsa bu, grafik şeklinde 2 saniye gösterilir. Daha sonra göstergede tekrar "Ana" ekrana geri döner. "Nominal değer"i yeniden değiştirmeyi deneyin.
- >**Yayılma kabındaki< [18]** sıcaklık artık artmayana ve hatta azalmaya kadar temperleme yapın.
- >**Yayılma kabındaki< [18]** sıcaklığı tekrar kontrol edin.
- >**Yayılma kabındaki< [18]** sıcaklık yükselme durumunda artık artmayana kadar nominal değeri 10 K yükselme işlemi tekrarlayın.
- >**Yayılma kabının< [18]** çevre sıcaklığına ulaşana kadar termik akışkanı ayarlı son sıcaklığa temperleyin.

BİLGİ

Tüm işlem, uygulama boyutu ile kombinasyon halinde kontaminasyon derecesine göre birkaç saat sürebilir. >**Yayılma kabındaki< [18]** sıcaklık tekrar çevre sıcaklığına ulaşana kadar temperleme işlemine devam edin.

- "Kategori menüsü"ne gidin.
- "Temperleme" kategorisine tıklatın.
- "Başlat/durdur" kategorisine tıklatın.
- "Gaz tahliyesini durdur" iletişim kutusuna tıklatın.
- Seçiminizi "OK" üzerine tıklatarak onaylayın.
- Bilgiyi okuyun ve "OK" üzerine tıklatarak onaylayın. Gaz tahliyesi gecikmeden durdurulur ve pompa yakl. 30 saniye daha çalışır. Pompa durana kadar bekleyin.

DİKKAT**Sıcak ya da çok soğuk termik akışkan****UZUVLARDA AĞIR YANIKLAR/DONMALAR**

- Dikkat termik akışkanın 20 °C üzerindeki sıcaklık ile boşaltılması durumunda yanma tehlikesi.
- Boşaltma işleminde kişisel koruyucu donanımınızı kullanın.
- Sadece uygun bir kap ile boşaltın. Bu, termik akışkana ve sıcaklığa uygun olmalıdır.

- Termo sıvının toplanması için hazırda uygun bir hazne bulundurun.
- Boşaltma işleminde termo sıvının yüksek sıcaklığını dikkate alın.
- >**Genleşme haznesinin boşaltılmasındaki**< [9] tırtılı civatayı açın.
Tırtılı civatayı açığınızda termo sıvı >**genleşme haznesinden**< [18] hazneye akar. Termo sıvının tekniğine uygun bir şekilde tasfiye edilmesine dikkat edin. → sayfa 15, bölüm »**Yardımcı araçların ve tüketim malzemelerinin usulüne uygun olarak tasfiye edilmesi**«.
- >**Genleşme haznesi**< [18] boşalana kadar bekleyin.
- Tırtılı civatayı tekrar >**genleşme haznesinin boşaltılmasına**< [9] takın.
- >**Genleşme haznesi kapağını**< [22] elle açın.
- Dolum aksesuarından (huni ve/veya cam kap) yardım alarak yeni ve orijinal termo sıvıyı dikkatli bir şekilde >**doldurma deliğine**< [17] doldurun. Dolum seviyesini >**düzey göstergede**< [23] veya >**dokunmatik ekranda**< [88] görebilirsiniz. Farklı termo sıvıları birbirine karıştırılmayın. Doldurma aksesuarlarını temizlerken tekniğine uygun tasfiye işlemeye dikkat edin. → sayfa 15, bölüm »**Yardımcı araçların ve tüketim malzemelerinin usulüne uygun olarak tasfiye edilmesi**«.
- >**Genleşme haznesi kapağını**< [22] elle kapatın.
- Gaz tahliye işlemi tamamlandı.

4.3.1.3**Harici kapalı uygulamanın boşaltılması****DİKKAT****Sıcak ya da çok soğuk termik akışkan****UZUVLARDA AĞIR YANIKLAR/DONMALAR**

- Tahliye işlemine başlamadan önce termik akışkanın oda sıcaklığına (20 °C) temperlendiğinden emin olmalısınız.
- Termik akışkan bu sıcaklıkta bir tahliye için çok fazla yapışkan ise: Viskozite bir tahliye için yeterli olana kadar termik akışkanı birkaç dakika temperleyin. Termik akışkanı asla boşaltma tertibatı açık durumdayken temperlemeyin.
- Dikkat termik akışkanın 20 °C üzerindeki sıcaklık ile boşaltılması durumunda yanma tehlikesi.
- Boşaltma işleminde kişisel koruyucu donanımınızı kullanın.
- Sadece uygun bir tahliye hortumu ve toplama kabı ile boşaltın. Bunlar, termik akışkana ve sıcaklığa uygun olmalıdır.

YÖNTEM

- Termo sıvının toplanması için hazırda uygun bir hazne bulundurun.
- >**Boşaltmadaki**< [8] tırtılı civatayı açın. Tırtılı civatayı açığınızda termo sıvı, >**genleşme haznesi**< [18] üzerinden hazneye akar. Harici uygulama ve temperleme cihazı boşalana kadar bekleyin.
- >**Genleşme haznesi kapağını**< [22] elle açın.
- >**Genleşme haznesinin boşaltılmasındaki**< [9] tırtılı civatayı açın. Tırtılı civatayı açığınızda termo sıvı >**genleşme haznesinden**< [18] hazneye akar. >**Genleşme haznesi**< [18] boşalana kadar bekleyin.
- Termo sıvının tekrar kullanılıp kullanılamayacağını kontrol edin. Tekniğine uygun tasfiye işlemeye dikkat edin. → sayfa 15, bölüm »**Yardımcı araçların ve tüketim malzemelerinin usulüne uygun olarak tasfiye edilmesi**«.
- >**Sirkülasyon çıkışı**< [1] bağlantısını açın.
- >**Sirkülasyon girişи**< [2] bağlantısını açın.
- Artık boşaltma ve kurutma amacıyla temperleme cihazını bir süre açık bırakın (kapatma klapesi olmadan).
- >**Sirkülasyon çıkışı**< [1] bağlantısını kapatın.
- >**Sirkülasyon girişи**< [2] bağlantısını kapatın.
- >**Genleşme haznesinin boşaltılmasını**< [9] tırtılı civata ile kapatın.
- >**Genleşme haznesi kapağını**< [22] kapatın.
- >**Boşaltmayı**< [8] tırtılı civata ile kapatın.
- Temperleme cihazı boşaltılmıştır.

5 Normal işletim

5.1 Otomatik işletim

DİKKAT

Son derece sıcak/sıcak yüzeyler, bağlantılar ve termik akışkan

UZUVLARIN YANMASI/DONMASI

- İşletim türüne bağlı olarak yüzeyler, bağlantılar ve temperlenen termik akışkan son derece sıcak veya soğuk olabilir.
- Yüzey, bağlantı ve termik akışkan ile doğrudan teması önleyin!
- Kişisel koruyucu donanımınızı kullanın (örn. sıcaklığı karşı dayanıklı koruyucu eldiven, koruyucu gözlük).

UYARI

Termik akışkan devresi, etkin bir devridaimde kapatma valfleri tarafından kilitlenir.

TEMERLEME CİHAZINA TAKILMIŞ DEVİRİDAİM POMPASINDA MADDİ HASAR

- Etkin bir devridaim sırasında termik akışkan devresini kapatma valfleri ile kilitlemeyin.
- Devridaimi durdurmadan önce termik akışkanı oda sıcaklığına temperleyin.

5.1.1 Temperleme

5.1.1.1 Temperlemeyi başlatma

Temperleme dolum ve tam hava tahliyesi sonrasında başlatılabilir.

YÖNTEM

- "Ana" ekrana gidin.
- "Başlat" dokunmatik butonuna tıklatın.
- Temperlemeyi başlatmayı "OK" üzerine tıklatarak onaylayın.
Doğru seçim grafik şeklinde gösterilir ve temperleme gecikmeden başlar. "OK" üzerine tıklatmak doğru olmazsa bu, grafik şeklinde 2 saniye gösterilir. Daha sonra gösterge tekrar "Ana" ekrana geri döner. Temperlemeyi başlatmayı yeniden deneyin.

5.1.1.2 Temperlemenin sonlandırılması

UYARI

Temperleme cihazı kapatılırken termik akışkan sıcaklığı oda sıcaklığından daha yüksek/düşük

TEMERLEME CİHAZINDA VE CAM APARATTA/UYGULAMADA MADDİ HASARLAR

- Termik akışkanı temperleme cihazı yardımıyla oda sıcaklığına alın.
- Termik akışkan devresindeki mevcut kapatma valflerini kapatmayın.

Temperleme istenildiği zaman sonlandırılabilir, pompa yakl. 30 saniye çalışmaya devam eder.

YÖNTEM

- "Ana" ekrana gidin.
- "Durdur" dokunmatik butonuna tıklatın.
- Temperlemeyi durdurmayı "OK" üzerine tıklatarak onaylayın.
Doğru seçim grafik şeklinde gösterilir. Temperleme gecikmeden durdurulur ve pompa yakl. 30 saniye daha çalışır. Pompa durana kadar bekleyin. "OK" üzerine tıklatmak doğru olmazsa bu, grafik şeklinde 2 saniye gösterilir. Daha sonra gösterge tekrar "Ana" ekrana geri döner. Temperlemeyi durdurmayı yeniden deneyin.

5.1.2 Hazırlanan temperleme programı aracılığıyla temperleme

5.1.2.1 Temperleme programının başlatılması

Temperleme programı dolum ve tam hava tahliyesi sonrasında başlatılabilir.

YÖNTEM

- "Kategori menüsü"ne gidin.
- "Program vericisi/Rampa" kategorisine tıklatın.
- "Programı başlat/durdur" kategorisine tıklatın.
- Başlatılacak olan temperleme programının iletişim kutusuna tıklatın.
- Seçiminizi "OK" üzerine tıklatarak onaylayın.
- Mesayı okuyup onaylayın. Temperleme cihazınız temperleme programını başlatır ve bunun içerisinde programlı temperleme başlar.
- Bilgisi okuyun ve bunu "OK" üzerine tıklatarak onaylayın.

5.1.2.2 Temperleme programının sonlandırılması/iptal edilmesi

UYARI

Temperleme cihazı kapatılırken termik akışkan sıcaklığı oda sıcaklığından daha yüksek/düşük

TEMPERLEME CİHAZINDA VE CAM APARATTA/UYGULAMADA MADDİ HASARLAR

- Termik akışkanı temperleme cihazı yardımıyla oda sıcaklığına alın.
- Termik akışkan devresindeki mevcut kapatma valflerini kapatmayın.

Temperlemeyi ya temperleme programında önceden tanımlanmış bir parametre aracılığıyla otomatik olarak sonlandırıbilirsiniz ya da temperlemeyi istediğiniz zaman manuel olarak sonlandırıbilirsiniz/iptal edebilirsiniz. Temperleme hemen ardından kapatılır, pompa yakl. 30 saniye çalışmaya devam eder.

Manuel sonlandırma/iptal etme

YÖNTEM

- "Ana" ekrana gidin.
- "Durdur" dokunmatik butonuna tıklatın.
- Temperlemeyi durdurmayı "OK" üzerine tıklatarak onaylayın.
Doğru seçim grafik şeklinde gösterilir. Temperleme gecikmeden durdurulur ve pompa yakl. 30 saniye daha çalışır. Pompa durana kadar bekleyin. "OK" üzerine tıklatmak doğru olmazsa bu, grafik şeklinde 2 saniye gösterilir. Daha sonra gösterge tekrar "Ana" ekrana geri döner. Temperlemeyi durdurmayı yeniden deneyin.

6 Arayüzler ve yazılım güncellemesi

UYARI

Kullanılan arayüzün karakteristiklerine uyulmaz

MADDİ HASAR

- Sadece kullanılan arayuzlerin karakteristiğine uygun bileşenleri bağlayın.

BİLGİ

PB komutunun kullanılması "PB veri iletişim" el kitabımda tanımlanmıştır. Bu el kitabı www.huber-online.com adresinden yükleyebilirsiniz.

6.1 "Pilot ONE®" regülatöründeki arayüzler


UYARI

Pilot ONE regülatörü bir güvenlik duvarı arkasında işletilemez

MADDİ HASAR

- Yerel alt ağ internet ya da başka güçlü bir tehlike arz eden şebekeye bağlı olduğu sürece Pilot ONE regülatörü bir güvenlik duvarı arkasında işletilebilir.
- LAN için yeterli güvenliği elde etmek için son teknoloji uygulanmalıdır!

"Pilot ONE" üst kısmındaki standart arayüzler

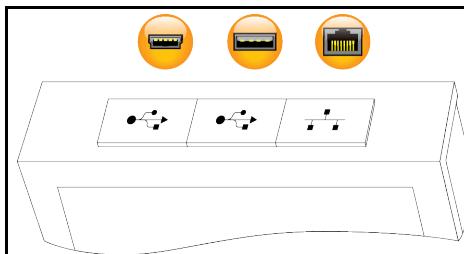

6.1.1 RJ45 ağ fişi için 10/100 Mbps Ethernet



Burada hızlı ve esnek bir arayüz söz konusudur. Standart 10/100 Mbps arayüz (Fast Ethernet), istenilen, mevcut bir Ethernet ağına bağlanabilir. Bu arayüz çok büyük ağaçlara bağlanabildiğinden IT'nin (güvenlik duvarı) "En iyi yöntemleri"ne uyulmalıdır.

Kullanım:

Ayrıca "Pilot ONE" regülatörü ile iletişim kurmak için iletişim onayı verilmelidir. Burada herhangi birinin istemeden yanlış makineye bağlanması ve temperleme ön verilerinin uygulanmasını önleyen ek bir emniyet özelliği söz konusudur. Aşağıdaki sınırlamalar mümkündür:

- Devre dışı
- Daima açık (PLC)
- 12 saatlik etkisizlik sonrasında devre dışı bırakma
- 10 dakikalık etkisizlik sonrasında devre dışı bırakma

Örn. "10 dakika etkisizlik sonrasında devre dışı bırakma" seçiliirse regülatördeki onaydan sonra 10 dakika içerisinde bağlantı kurulumu gerçekleşmelidir. Bu durum söz konusu değilse bağlantı kurulumu reddedilir.

BİLGİ

Pilot ONE ile iletişim TCP (Transmission Control Protocol), Port 8101 üzerinden gerçekleştir. Arayüzün kullanılması durumunda genel geçerli standartların özellikleri dikkate alınmalıdır.

6.1.2 USB-2.0 arayüzü

BİLGİ

Arayüzün kullanılması durumunda genel geçerli standartların özellikleri dikkate alınmalıdır.

6.1.2.1 USB-2.0 arayüzü yönetici

Örneğin veri deposu için USB-2.0 bağlantısı (A fişi için).

6.1.2.2 USB-2.0 arayüzü cihazı

Bir bilgisayar ile iletişim için USB-2.0 bağlantısı (Mini-B fişi için).


6.2 Temperleme cihazındaki arabirimler**6.2.1 Arka taraftaki arabirimler****UYARI**

İşletim sırasında temperleme cihazındaki arayüzlerle bağlantı kurun

ARAYÜZLERDE MADDİ HASAR

- İşletim sırasında cihazların temperleme cihazlarının arayızlarına bağlanması durumunda arayüzler bozulabilir.
- Temperleme cihazının ve bağlanacak olan cihazın kapalı olmasına dikkat edin.

Arka taraftaki standart arabirimler

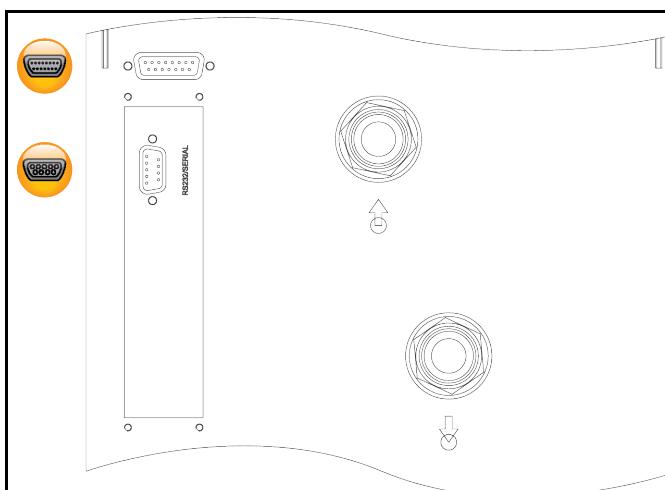**6.2.1.1 Servis arayırımı**

Bu arayüz Huber firmasının servis teknisyenleri tarafından sadece servis amaçları için kullanılır.


6.2.1.2 RS232 seri yuvası

Bu yuvaya regülatör elektronünün uzaktan kumanda edilmesi için uygun bir PC, PLC ya da işlem yönetim sistemi (PLS) bağlanabilir. Lütfen hattı takmadan önce "Arayüzler" kategorisindeki ayarları kontrol edip gerekirse uyarlayın.

BİLGİ

Arayüzün kullanılması durumunda genel geçerli standartların özellikleri dikkate alınmalıdır.

Pin yerlesimi (önden görünüm)

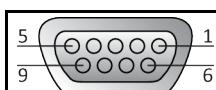


Pin yerlesimi

Pin	Sinyal	Tanım
2	RxD	Receive Data
3	TxD	Transmit Data
5	GND	Sinyal GND

6.2.2 Üst taraftaki arabirimler

Üst taraftaki standart arabirimler

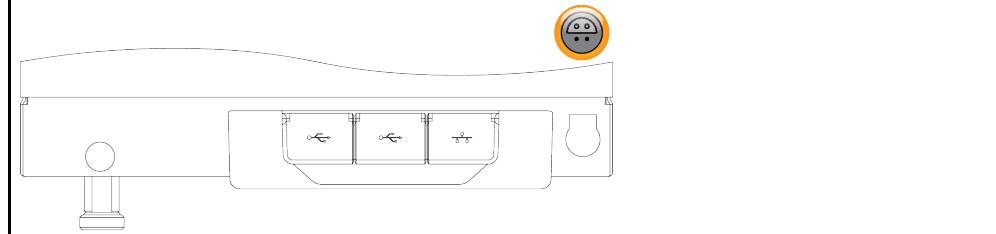

6.2.2.1 Pt100 işlem ayar sensörü için bağlantı yuvası



Bağlı uygulamada bulunan bir sıcaklık sensörü (Pt100, 4 iletken teknigi, Lemosa geçmeli bağlantı) Pt100 bağlantı yuvasına bağlanır. Böylece harici gerçek sıcaklık algılanır ve temperleme cihazlarının işletim sıcaklığı sürekli hesaplanıp uyarlanır.

BİLGİ

İşletim sıcaklığına, izolasyon kayıplarına ve eksoterimiye göre uygulamadaki işletim sıcaklığı (akış sıcaklığı) uygulanmanın nominal değerinin belirgin derecede üzerinde ya da altında olabilir. Bu bağlamda temperleme sıvısının güvenlik açısından önemli sınırları mutlaka dikkate alınmalıdır.

Veri sayfasında belirtilen ayar sonuçlarına sadece **izolasyonlu** sensör hatları ile erişilebilir. Huber aksesuar programındaki harici Pt100 işlem ayar sensörünü tavsiye ediyoruz.

Pin yerleşimi (önden görünüm)



Pin yerleşimi

Pin	Sinyal	
1	I+	
2	U+	
3	U-	
4	I-	

Pt100
Pin 1: I+ Pin 4: I-
Pin 2: U+ Pin 3: U-

6.3 Com.G@te® üzerindeki arayüzler (opsiyonel)

UYARI

İşletim sırasında temperleme cihazındaki arayızlerle bağlantı kurun

ARAYÜZLERDE MADDİ HASAR

- İşletim sırasında cihazların temperleme cihazlarının arayızlerine bağlanması durumunda arayızlar bozulabilir.
- Temperleme cihazının ve bağlanacak olan cihazın kapalı olmasına dikkat edin.

Com.G@te harici arayüzler:
SEVİYE, POKO, AIF,
ECS,RS232/RS485
(v. l. n. r.)



Com.G@te dahili arayüzler:
POKO, AIF, ECS,
RS232/RS485
(soldan sağa)



>Com.G@te< [46] bağlı değilse lütfen aşağıdaki gibi hareket edin.

YÖNTEM

- Temperleme cihazını kapatın.
- >Com.G@te< [46]'yı bunun için öngörülen slota takın.
- Temperleme cihazını açın. "Unistat Control ONE" yeni bileşenleri algılar. >Com.G@te< [46] işlevi hazır.

BİLGİ

>Com.G@te< [46]'nın sadece temperleme cihazı kapalıken geçiş yapabileceğini dikkate alın. "Arayüzler" kategorisinde PoKo, analog arayüz ve RS232/RS485 gibi her bir işlevin ayarlarını değiştirebilirsiniz.

>Com.G@te< [46]'yı sip. no. 6915 ile sipariş edebilirsiniz. Mevcut bir >Com.G@te< [46] bağlantı hattı (sip. no. 16160) üzerinden uzatılabilir.

6.3.1 LEVEL yuvası (sadece Com.G@te® harici)

>Gözetleme camındaki< [23] seviye denetimi için.




Bu bağlantı size harici olarak bağlı uygulamanızın bağlanması için>gözetleme camında< [23] konumlandırılan harici bir şamandıraklı şalter (sip. no. 6152) seçeneğini sunar. Potansiyelsiz bir kontak üzerinden kumanda.

BİLGİ

Arayüz dijital giriş olarak belirlenmiştir. Gerilim ya da akım kurmayın.

Pin yerleşimi (önden görünüm)

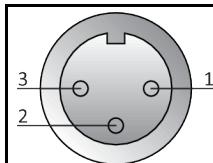

Pin yerleşimi

Pin	Tanım
1	Seviye testi (2 kontaklı köprü → "Mevcudiyet")
2	Seviye – (GND)
3	Seviye + (kapatıcı)

6.3.2 POKO (potansiyelsiz kontak) alarmı fişi

Harici denetleme için bildirim kontağı.



PoKo'nun size "Arayüzler" kategorisinde sunduğu işlev seçeneklerini dikkate alın. Potansiyelsiz kontakt (PoKo), kontak konumu üzerinden temperleme cihazlarının durumunu sinyalize eder. Kapalı çalışma kontağı, işletme hazır olma anlamına gelir. Arıza ya da hata durumunda çalışma kontağı açılır (bu, pin 1 ve pin 2 arasındaki kapatıcı kontağı için geçerlidir).

Aşağıdaki ayarlar sunulur:

- "Kapalı": POKO, temperleme cihazının işletme hazır olduğu OK durumunu gösterir. İşlette hazırlık, dahili regülatör kontrolü tamamlandıktan sonra, çalıştırıldan 30 saniye sonra elde edilir. OK

durumu şebekenin kapatılması ya da arızanın meydana gelmesiyle sonlandırılır.

- **"Bağıl dahili sıcaklık"**: "Min. değer" POKO ve "maks. değer" POKO ile sıcaklık bandının üst ve alt sınırı nominal değer kadar girilmelidir.
Potansiyelsiz kontak nominal değerin, sıcaklık bandı tarafından verilen değerden daha küçük bir farkla gerçek değerden farklı olduğu durumunu bildirir. Ayarlı bandın aşılması potansiyelsiz kontaktların değiştirilmesine neden olur (OK durumundan uzak), temperleme cihazlarının başka reaksiyonlarına değil. Gerçek değer tekrar bant içerisindeyse kontak OK durumuna geri alınr.
- **"Harici alarm"**: Bu işlevde POKO rölesi, ancak temperleme cihazı açık durumdayken "Ariza" durumuna geçiş yaparsa etkinleştir. Temperleme cihazı kapatılırsa alarmın devreye girmeme avantajı vardır. Alarm işlevi, çalışma akımı prensibi ile birlikte talep edilirse lütfen "**KAPALI**" POKO işlevini kullanın.
- **"Unipump/PCS"**: Temperleme devrenizde/soğutma suyu devrenizde harici bir basınç yükseltme pompası kullanılırsa bu POKO işlevi pompanın serbest bırakma kontağı ile bağlantılı olarak, harici pompanın temperleme cihazındaki pompa ile senkron çalışacağını garanti eder, yani pompa dahili olarak başlatılırsa POKO OK durumunu geçiş yapar.
PCS: POKO, işlem yönetim sistemine temperleme cihazının durumunu bildirmek için kullanılır.
POKO ON durumu pompanın etkin olduğu anlamına gelir.
POKO OFF durumu pompanın etkin olmadığı, temperleme cihazının bekleme modunda olduğu anlamına gelir.
- **"Harici kumanda"**: POKO, harici arayüz (Ethernet, RS232, TS485, USB aygıtı) aracılığıyla "*vPoKoExtMode*" ve "*vPoKoState*" PB komutları üzerinden açılıp kapatılır. Bunun için tarafımızdan sunulan yazılımı ve veri iletişimini el kitaplığını dikkate alın.
- **"Bağıl işlem sıcaklığı"**: "Min. değer" POKO ve "maks. değer" POKO ile sıcaklık bandının üst ve alt sınırı nominal değer kadar girilmelidir.
Potansiyelsiz kontak nominal değerin, sıcaklık bandı tarafından verilen değerden daha küçük bir farkla gerçek değerden farklı olduğu durumunu bildirir. Ayarlı bandın aşılması potansiyelsiz kontaktların değiştirilmesine neden olur (OK durumundan uzak), temperleme cihazlarının başka reaksiyonlarına değil. Gerçek değer tekrar bant içerisindeyse kontak OK durumuna geri alınr.
- **"Echo'lu Unipump"**: Bu işlev, POKO üzerinden kumanda edilen Unipump'un senkron Unitstat pompası ile çalışıp çalışmadığını kontrol etmek için kullanılır. Bunun için Unipump işletim durumu bir kapatıcı kontak üzerinden "LEVEL" kutusuna verilir. Asenkronluk durumunda bir arıza oluşur. Ya istenen devridaimi garanti etmek ya da termik akişkanın istenmeden ısınmasını önlemek için bir Unipump denetlenecekse, bu işletim türü yardımcı olur.
- **"Program verici"**: Burada temperleme programı hazırlığında her bir sekmeye düzenlenen POKO devre durumları etkinleştirilir.
- **"Mutlak dahili sıcaklık"**: Burada dahili sensör (mutlak sıcaklık) ile ilişkili bir sıcaklık bandını belirleyebilirsiniz. Bu bant dışında POKO etkindir, sıcaklık bandı içerisinde POKO devre dışıdır.
- **"Mutlak işlem sıcaklığı"**: Burada işlem sıcaklığı (mutlak sıcaklık) ile ilişkili bir sıcaklık bandını belirleyebilirsiniz. Bu bant dışında POKO etkindir, sıcaklık bandı içerisinde POKO devre dışıdır.
- **"İleri/geri hareket manyetik valfi"**: Bağlı bir manyetik valfi kumanda etmek için bu işlev kullanılır. Temperleme cihazındaki pompanın başlatılmasından sonra POKO'nun çalışması 60 saniye sürer. Örneğin temperleme/devridaim durdurulursa pompa komple durdurulmadan POKO kapatılır. Tam pompa basıncı mevcut olana kadar POKO sadece açık kalır.
- **"Soğutma"**: Temperleme cihazı soğutma suyuna ihtiyaç duyuyorsa soğutma suyu beslemesinin bir manyetik valf ile serbest bırakılması için bu işlev kullanılır. Temperleme cihazı soğursa POKO çalışmır.
- **"Mesaj var"**: Pilot ONE'da mesaj olduğu taktirde POKO çalışır. Bu mesaj arıza, uyarı ya da genel bir mesaj olabilir.
- **"Otomatik dolum"**: Dolum seviyesi minimum değer altına düşerse POKO çalışır. Dolum seviyesi minimum değeri üzerine çıktığında 20 dakika sonra POKO çalışır. Maksimum değere ulaşıldığında POKO hemen kapanır.

BİLGİ

Potansiyelsiz kontak durumunda sadece izolasyonlu hatlar kullanın! Arayüz dijital çıkış olarak belirtilmiştir.

Pin yerlesimi (önden görünüm)



Bağlantı potansiyelsiz değişim kontağı olarak tasarlanmıştır.
 Pin 1 ve pin 2 arasındaki açıcı.
 Pin 2 ve pin 3 arasındaki açıcı.
 Kontak yükü: 24 V DC'de 1 A.


6.3.3 AIF Reg-E-Prog yuvası



Analog arayüz programlanabilir giriş kanalına ve 3 çıkış kanalına sahiptir.

Com.G@tes® üzerindeki analog arayüz "Arayüz" kategorisinde programlanır.

Pin yerleşimi (önden görünüm)

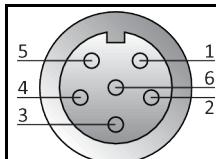

Pin yerleşimi

Pin	Tanım	Sinyal	
1	Akım çıkışı, T harici	0 ^{a)} /4 - 20 mA ya da 0 - 10 V	0 - 10 V kullanımında 500 Ω direnç entegre edin.
2	Akım çıkışı, nominal değer	0 ^{a)} /4 - 20 mA ya da 0 - 10 V	
3	Analog çıkışlar için GND	GND	
4	Analog giriş (programlanabilir)	0 ^{a)} /4 - 20 mA ya da 0 - 10 V	Akım girişi: 200 Ω yük Gerilim girişi: 100 kΩ giriş direnci
5	Akım çıkışı, serbest programlanabilir	0 ^{a)} /4 - 20 mA ya da 0 - 10 V	0 - 10 V kullanımında 500 Ω direnç entegre edin.
6	Analog giriş için GND	GND	

^{a)} Müşteri desteği ile iletişime geçin.

6.3.4 Yuva ECS (External Control Signal) bekleme konumu

Temperlemenin başlatılması/durdurulması için onay sinyali **ECS** (harici kumanda sinyali).



Potansiyelsiz bir kontak üzerinden kumanda. 1 ve 3 kontakları dahili olarak irtibatlanmıştır. E1 ve 3 harici bir potansiyelsiz kontak aracılığıyla bağlanırsa **ECS** elektronik olarak etkinleştir. Kontak şartnamesi: Min. 0,1 A/24 V DC.

ECS işlevsellüğü "Arayüzler" kategorisi üzerinden belirlenir.

Aşağıdaki varyantlar sunulur:

- **"Eylem yok"**: Açık/kapalı ya da kapalı/açık kontak geçisi bir eylem etkisi yaratır.
- **"2. nominal değere geçiş"**: Kapalıdan açık kontağa geçiş durumunda ayarlı nominal değer, 2. nominal değerin değeri ile değiştirilir. Değiştirilen bu nominal değer 2. nominal değere sabitlenmemiştir, aksine kumanda personeli aracılığıyla temperleme cihazından değiştirilebilir. Açıktan kapalı kontağa geçiş değişiklik etkisi yaratmaz, temperleme önceki nominal değerine geri alınmaz.
- **"2. seçici nominal değer"**: Açık bir kontak eski nominal değere temperleme etkisi yaratır. Kapalı bir kontak 2. nominal değere temperleme etkisi yaratır.
- **"Dahili/İşlem"**: Açık kontak durumunda ayar için cihaz içi sıcaklık sensörü kullanılır. Kapalı kontak durumunda ayar için ek olarak bağlı harici sıcaklık sensörü kullanılır. Açık/kapalı ya da kapalı/açık kontak geçisi bu iki sıcaklık sensörü arasında geçiş yapar.
- **"Temperleme açık/kapalı"**: Açıktan kapalı kontağa geçiş durumunda temperleme çalıştırılır. Kapalıdan açık kontağa geçiş durumunda temperleme kapatılır.
- **"Onay"**: Temperleme açıkken ve kapalıdan açık kontağa geçiş durumunda temperleme kapanır. Açıktan kapalı bir kontağa geçiş durumunda temperleme **çalıştırılmaz**!
- **"Mesajları sıfırla"**: Onay sinyali "açık" konumdan "kapalı" konuma geçiş yaparsa Pilot ONE'daki tüm mesajlar sıfırlanır (mükünse). Arıza durumunda temperleme cihazı bekleme modunda bu-


lunana kadar sıfırlama geciktirilir. Mesajlar istenildiği kadar, ancak arızalar sadece 3 defa sıfırlanabilir.

- **"Program 1 başlatma/durdurma"**: Onay sinyali "açık" konumundan "kapalı" konumuna geçiş yaparsa temperleme programı 1 başlatılır. "Kapalı" modundan "açık" moduna değişim yapıldığında temperleme programı durdurulur.
- **"Dolum seviyesi alarmı"**: Kapalıdan açık kontağa geçiş durumunda düşük dolum seviyesi söz konusu ise bir alarm verilir. Bunun için bir dolum seviyesi sensörü bağlanmalı ve >**kontrol camı-naç** [23] veya harici uygulamaya konumlandırılmalıdır.
- **"Dolum seviyesi uyarısı"**: Kapalıdan açık kontağa geçiş durumunda düşük dolum seviyesi söz konusu ise uyarı ortaya çıkar. Bunun için bir dolum seviyesi sensörü bağlanmalı ve >**kontrol camı-naç** [23] veya harici uygulamaya konumlandırılmalıdır.

BİLGİ

Arayüz dijital giriş olarak belirtilmiştir. Gerilim ya da akım bağlamayın.

Pin yerleşimi (önden görünüm)

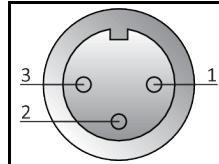

Pin yerleşimi

Pin	Sinyal
1,3	E2
2	E1

6.3.5 Seri yuva RS232/RS485




Bu yuvaya regülatör elektronığının uzaktan kumanda edilmesi için uygun bir PC, PLC ya da işlem yönetim sistemi (PLS) bağlanabilir. Alternatif olarak RS485 veri yoluna bağlantı mümkündür. Lütfen hattı takmadan önce "Arayüzler" kategorisindeki ayarları kontrol edip gerekirse uyarlayın.

BİLGİ

Arayüzün kullanılması durumunda genel geçerli standartların özellikleri dikkate alınmalıdır.

Pin yerleşimi (önden görünüm)

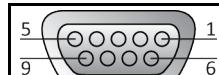

Pin yerleşimi

Pin	Sinyal	Tanım
Elektrik tesisatı RS232		
2	RxD	Veri Al
3	TxD	Veri Aktar
5	GND	Sinyal GND
Elektrik tesisatı RS485		
6	120 Ω sınırlama dirençli A	-
7	A	-
8	B	-

6.4 Bellenim güncelleme

Bellenim güncellemenin gerçekleştirilemesine yönelik talimatı www.huber-online.com adresinde bulabilirsiniz.

7 Bakım/koruyucu bakım

7.1 Temperleme cihazlarının bildirimleri

Temperleme cihazlarının ortaya çıkan bildirimleri farklı sınıflara ayrıılır.

>Dokunmatik ekranda< [88] gösterilen talimatlara uyın. Bildirimin onaylanmasıından sonra >dokunmatik ekranda< [88] bir simbol gösterilir. Sembole tıklatıldığında kronolojik sırada tüm mesajların genel bakışına geçiş yapılır.

Gösterilen semboller: ⓘ

7.2 Elektrik sigortası

Arka kısmında, tüm kutuplardan kapatmak için (L ve N) termik yüksek akım koruma şalterleri bulunmaktadır. Bir hata durumunda (işlevsiz olduğunda ve/veya göstergesi olmadığından) lütfen önce yüksek akım koruma şalterini devreye alıp almadığınızı kontrol edin. Yüksek akım koruma şalterleri ters çevirmeye işleminden sonra yeniden tetiklenirse, lütfen şebeke fişini çıkarın ve hemen müşteri hizmetleri ile iletişime geçin. → Sayfa 76, bölüm »İletişim verilerik«.

7.3 "Pilot ONE®" değişimi

⚠ TEHLIKE


Temperleme cihazı işletimdeyken elektroniğin değiştirilmesi

YANGIN NEDENİYLE HAYATI TEHLIKE

- Devam eden temperlemeyi durdurun.
- Temperleme cihazını kapatın.
- Ek olarak temperleme cihazını akım beslemesinden ayırin.

"Pilot ONE"ı hata durumunda kendiniz değiştirebilirsiniz. Soru ya da sorun durumlarında satıcınız, temsilciniz ya da müşteri destegimiz ile bağlantıya geçin.

"Pilot ONE" değişimi

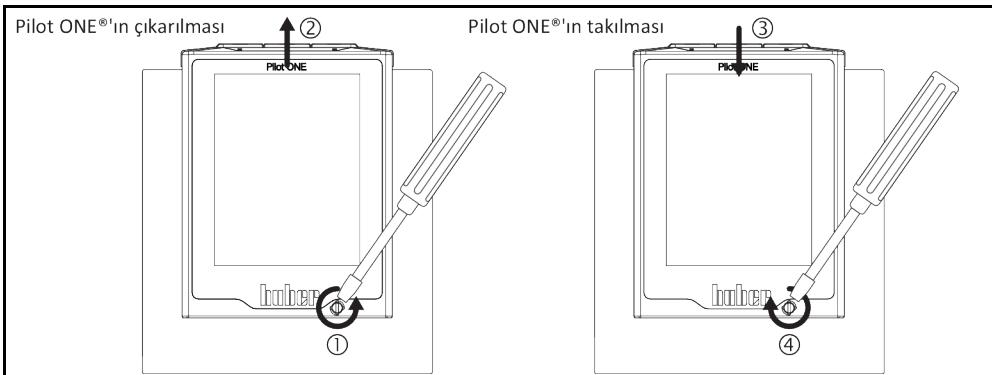

YÖNTEM

- Temperleme cihazını kapatın.
- Temperleme cihazını akım beslemesinden ayırin.
- Gövdenin ön tarafındaki >Pilot ONE kilidini< [89] çözün.
- "Pilot ONE" regülatörünü dikkatli bir şekilde yukarı doğru çekin.
- "Pilot ONE" değişimini dikkatli bir şekilde yerleştirin.
- Gövdenin ön tarafındaki >Pilot ONE kilidini< [89] kapatın.
- Temperleme cihazını akım beslemesine bağlayın.
- Temperleme cihazını açın.

7.4 Bakım



Temperleme cihazı işletimdeken temizlik/bakım

ELEKTRİK ÇARPMASI NEDENİYLE HAYATı TEHLİKЕ

- Devam eden temperlemeyi durdurun.
- Temperleme cihazını kapatın.
- Ek olarak temperleme cihazını akım beslemesinden ayırin.



Bu kullanım talimatında belirtilmeyen bakım çalışmalarının gerçekleştirilemesi

TEMPERLEME CİHAZI ÜZERİNDE MADDİ HASARLAR

- Bu kullanım talimatında belirtilmemiş bakım çalışmaları için Huber firması ile bağlantıya geçin.
- Bu kullanım talimatında belirtilmemiş bakım çalışmaları sadece Huber tarafından eğitim görmüş uzman personel tarafından gerçekleştirilebilir.
- Güvenlik açısından önemli yapı parçaları sadece eşdeğer parçalarda değiştirilmelidir. İlgili yapı parçası için belirtilmiş güvenlik değerlerine uyulmalıdır.

7.4.1 İşlev kontrolünün ve görsel kontrolün aralığı

Kontrol aralıkları

Soğutma*	Tanım	Bakım aralığı	Yorum	Sorumlu
L/W	Hortumları ve hortum bağlantularını görsel olarak kontrol edin	Temperleme cihazını çalıştırmadan önce	Sızdırılan hortumları ve hortum bağlantularını temperleme cihazlarını çalıştırmadan önce değiştirin. → sayfa 70, bölüm »Temperleme hortumlarının değiştirilmesi«.	İşletmeci ve / veya kumanda personeli
L/W	Akım şebekesi hattının kontrolü	Temperleme cihazlarını çalıştırmadan önce ya da yer değişikliğinden	Akım şebekesi hattı hasar görürse temperleme cihazını işletime alınmayın.	Elektrik uzmanı (BGV A3)
L	Delikli izgara temizliği	Gerektiğinde	Temperleme cihazlarının delikli izgarasını nemli bezle temizleyin	İşletmeci
L/W	Termo sıvı kontrolü	Gerektiğinde	–	İşletmeci ve / veya kumanda personeli
L/W	Kayar bilezik contalarının kontrolü	Her ay	→ sayfa 73, bölüm »Kayar bilezik contasının kontrolü«.	İşletmeci ve / veya kumanda personeli
L/W	Aşırı sıcaklık koruması (ÜT) – işlev kontrolü	Her ay ya da termo sıvı değişiminden sonra	→ sayfa 43, bölüm »Yüksek sıcaklık korumasının işlevsellilik yönünden test edilmesi«.	İşletmeci ve / veya kumanda personeli
L/W	Temperleme cihazını hasar ve dayanıklılık yönünden kontrol edin	12 ayda bir ya da bir yer değişikliğinden sonra	–	İşletmeci ve / veya kumanda personeli
L/W	Güvenlik açısından önemli elektrikli ve elektromekanik bileşenleri değiştiririn	20 yıl	Değişim işlemini sadece sertifikalı personele (örn. Huber firmasında görevli servis teknisyeni) yaptırın. Müşteri desteği ile iletişime geçin. → sayfa 76, bölüm »İletişim verileri«.	İşletmeci

*L = Hava soğutucu; W = Su soğutucu; U = Sadece Unistate için geçerli

7.4.2 Temperleme hortumlarının değiştirilmesi

Arızalı temperleme hortumlarını, temperleme cihazını çalıştırmadan **önce** değiştirin.

YÖNTEM

- Temperleme cihazını boşaltın. → Sayfa 58, bölüm »**Harici kapalı uygulamanın boşaltılması**«.
- Arızalı temperleme hortumlarını değiştirin. Tekniğine uygun bir şekilde tasfiyeye dikkat edin.
→ Sayfa 15, bölüm »**Yardımcı araçların ve tüketim malzemelerinin usulüne uygun olarak tasfiye edilmesi**«.
- Harici uygulamanızı tekrar bağlayın. → Sayfa 26, bölüm »**Harici kapalı uygulamayı bağlama**«.
- Temperleme cihazını termik akışkan ile doldurun. → Sayfa 54, bölüm »**Harici kapalı uygulamanın doldurulması ve hava tahliyesi**«.
- Temperleme cihazının havasını boşaltın. → Sayfa 54, bölüm »**Harici kapalı uygulamanın doldurulması ve hava tahliyesi**«.
- Temperleme cihazını tekrar normal işletme alın.

7.5 Termik akışkan – kontrol, değişim ve devre temizliği

Bağlantı şemasını dikkate alın. → Sayfa 77, bölüm »**Ek**«.

DİKKAT

Son derece sıcak/sıcak yüzeyler, bağlantılar ve termik akışkan

UZUVLARIN YANMASI/DONMASI

- İşletim türüne bağlı olarak yüzeyler, bağlantılar ve temperlenen termik akışkan son derece sıcak veya soğuk olabilir.
- Yüzey, bağlantı ve termik akışkan ile doğrudan teması önleyin!
- Kişisel koruyucu donanımınızı kullanın (örn. sıcaklığı karşı dayanıklı koruyucu eldiven, koruyucu gözlük).

UYARI

Termik akışkan devresi, etkin bir devridaimde kapatma valfleri tarafından kilitlenir.

TEMPERLEME CİHAZINA TAKILMIŞ DEVRIDAIM POMPASINDA MADDİ HASAR

- Etkin bir devridaim sırasında termik akışkan devresini kapatma valfleri ile kilitlemeyin.
- Devridaimi durdurmadan önce termik akışkanı oda sıcaklığına temperleyin.

7.5.1 Termik akışkan kontrolü

DİKKAT

Termik akışkan düzenli olarak kontrol edilir

DÜŞÜK KAYNAMA NOKTASI NEDENİYLE YARALANMALAR

- Termik akışkanınızı güvenlik veri sayfasındaki şartnamelere uygun olup olmadığı yönünden kontrol edin.

UYARI

Termik akışkan düzenli olarak kontrol edilir

ISI DÖNUŞTÜRÜCÜ VE/VEYA ELEKTROMEKANİK PARÇALAR ÜZERİNDE MADDİ HASARLAR

- Termik akışkanınızı güvenlik veri sayfasındaki şartnamelere uygun olup olmadığı yönünden kontrol edin.

BİLGİ**Oksidasyon**

Termik akışkan oksidasyon nedeniyle eskir ve özelliklerini değiştirir (örn. azalan kaynama noktası). Yüksek sıcaklıkların temperlenmesinde azalan kaynama noktası nedeniyle **>yayılma kabindakic** [18] sıcak termik akışkan taşıabilir. Uzuvların yanma tehlikesi.

Higroskopi

Oda sıcaklığı altına kesintisiz temperleme durumunda higroskopi aracılığıyla termik akışkan zamanla su ile zenginleştirilir. Bu gibi bir sıvı karışımı ekşi alanında temperlemede buharlaştırıcıının patlamasına neden olur. Bunun sorumlusu buharlaştırıcıda buz kristallerinin oluşmasını sağlayan su içerisindeki sıvı karışımıdır. Yüksek sıcaklıkların bu gibi sıvı karışımı ile temperlenmesinde kaynama noktası azaltılır. Yüksek sıcaklıkların temperlenmesinde azalan kaynama noktası nedeniyle **>yayılma kabindakic** [18] sıcak termik akışkan taşıabilir. Uzuvların yanma tehlikesi.

7.5.2 Termik akışkan değişimi

UYARI

Termik akışkan devresinde çeşitli termik akışkan türlerinin karıştırılması

MADDİ HASAR

- Farklı termik akışkan türlerini (örneğin mineral yağı, silikon yağı, sentetik yağı, su vs.) termik akışkan devresinde birbirile **karıştırmayın**.
- Bir termik akışkan türünden diğerine geçiş yaparken termik akışkan devresi **durulanmalıdır**. Termik akışkan devresinde bir önceki termik akışkan türüne ait kalıntılar kalmamalıdır.

7.5.2.1 Harici kapalı uygulama

Termik akışkan değiştirilirken dikkate alın: → sayfa 54, bölüm »**Harici kapalı uygulama**«. Bu bölümde boşaltma ve dolum işlemi tanımlanmıştır.

7.5.3 Termik akışkan devresinin durulanması

TEHLIKE

Nominal değer ve yüksek sıcaklık koruması termik akışkana uyarlanmaz

YANGIN NEDENİYLE HAYATI TEHLİKE

- Yüksek sıcaklık korumasının kapatma değeri termik akışkana **uyarlanmalıdır**. Yüksek sıcaklık korumasının kapatma değerini termik akışkanın 25 K altına ayarlayın.
- Durulamada ayarlanan nominal değer kullanılan termik akışkana **uyarlanmalıdır**.

DİKKAT

Kullanılacak olan termik akışkanın güvenlik veri sayfasının dikkate alınmaması

YARALANMALAR

- Gözlerin, cildin ve solunum yollarının yaralanma tehlikesi.
- Kullanılacak olan termik akışkanın güvenlik veri sayfası kullanım öncesi mutlaka okunup buna uyulmalıdır.
- Yerel talimatları/çalışma talimatlarını dikkate alın.
- Kişisel koruyucu donanımınızı kullanın (örn. sıcaklığı karşı dayanıklı koruyucu eldiven, koruyucu gözlük, emniyetli ayakkabılar).
- Zemin ve çalışma alanı kirliliği nedeniyle kayma tehlikesi. Çalışma alanını temizleyin, termik akışkan ve yardımcı araçların teknigine uygun bir şekilde tasfiye edilmesine dikkat edin. → Sayfa 15, bölüm »**Yardımcı araçların ve tüketim malzemelerinin usulüne uygun olarak tasfiye edilmesi**«.


UYARI

Termik akışkan devresinde çeşitli termik akışkan türlerinin karıştırılması

MADDİ HASAR

- Farklı termik akışkan türlerini (örneğin mineral yağı, silikon yağı, sentetik yağı, su vs.) termik akışkan devresinde birbirile **karıştırmayın**.
- Bir termik akışkan türünden diğerine geçiş yaparken termik akışkan devresi **durulanmalıdır**. Termik akışkan devresinde bir önceki termik akışkan türüne ait kalıntılar kalmamalıdır.

Örnek: Kısa devre hortumu bağlantısı

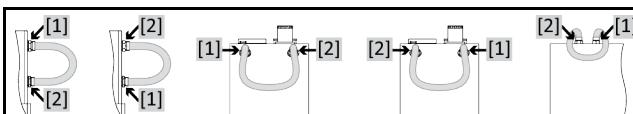

Gelecekteki kullanımlarda (örn. yak. 100 °C üzerindeki sıcaklıklarda silikon yağ kullanımı) kaynama gecikmelerini önlemek için temperleme cihazlarının iç bileşenleri kurululmalıdır.

YÖNTEM

- Temperleme cihazını boşaltın. → Sayfa 58, bölüm »**Harici kapalı uygulamanın boşaltılması**«.

BİLGİ

Boşaltma sonrasında pompa haznesinde ve dahili hatlarda termik akışkanın kalıntıları hala mevcut olabilir. Bu yüzden temperleme cihazını bir süre açık valflerle bırakın.

- Toplama haznesinin dolum seviyesini kontrol edin. Termo sıvının teknigine uygun bir şekilde tasfiye edilmesine dikkat edin. → sayfa 15, bölüm »**Yardımcı araçların ve tüketim malzemelerinin usulüne uygun olarak tasfiye edilmesi**«.

- >Boşaltmayır< [8] ve >genleşme haznesinin boşaltılmasını< [9] tırtılı civata ile kapatın.
- Temperleme cihazındaki >sirkülasyon çıkışını< [1] bir kısa devre hortumu aracılıyla >sirkülasyon girişine< [2] bağlayın.

BİLGİ

Kullandığınız uygulama (harici olarak bağlı) kirliye aşağıdakiler adımları kısa devre hortumunu takmadan uygulayın. Bu durumda harici olarak bağlı uygulamanız temperleme cihazınızda bağlı bırakın. Böylece aynı anda temperleme cihazını ve uygulama aracınızı durularsınız.

- Sistemi (minimum dolum seviyesi) kullanmak istediğiniz termik akışkan ile **doldurun**. → sayfa 54, bölüm »**Harici kapalı uygulamanın doldurulması ve hava tahliyesi**«.
- Sistemin **havasını alın**. → sayfa 54, bölüm »**Harici kapalı uygulamanın doldurulması ve hava tahliyesi**« içerisinde açıklandığı gibi yapın.
- **Nominal değeri, yüksek sıcaklık korumasının** kapatma değerini ve **nominal değer sınırlarını** kullanılan termik akışkana uyarlayın. → sayfa 53, bölüm »**Nominal değerin ayarlanması**«, → sayfa 41, bölüm »**Yüksek sıcaklık korumasının (ÜT) ayarlanması**« ve → sayfa 53, bölüm »**Nominal değer sınırlarının ayarlanması**«.
- "Kategori menüsü"ne gidin.
- "Temperleme" kategorisine tıklatın.
- "Başlat/durdur" kategorisine tıklatın.
- "Temperlemeyi başlat" iletişim kutusuna tıklatın.
- Seçiminizi "OK" üzerine tıklatarak onaylayın. Durulama süresi kirlilik derecesine göre değişir.
- "Başlat/durdur" kategorisine tıklatın.
- "Temperlemeyi durdur" iletişim kutusuna tıklatın.
- Seçiminizi "OK" üzerine tıklatarak onaylayın. Temperleme durdurulur.
- Temperleme cihazını **boşaltın**. → sayfa 58, bölüm »**Harici kapalı uygulamanın boşaltılması**«.
- Boşaltılan termik akışkan temiz kalana kadar "doldurma", "hava tahliyesi", "temperlemeyi başlat/durdur" ve "tahliye adımlarını tekrarlayın.
- Temperleme cihazı tamamen boşaltıldıkten sonra kısa devre hortumunu çıkarın.

BİLGİ

Aynı zamanda, kullanılan bir uygulamayı (harici olarak kapalı) duruladıysanız bu uygulamayı bağlı bırakın.

- Boşalmaları uzun süre açık bırakın, böylece temperleme cihazında kalan termo sıvı buharlaşabilir.
- Termo sıvı kalıntısının buharlaşmasından sonra boşalmaları kapatın.
- Toplama haznesini çıkarın.
- Toplama haznesini içeriği dahil tasfiye edin. Tekniğine uygun tasfiye işlemeye dikkat edin. → sayfa 15, bölüm »**Yardımcı araçların ve tüketim malzemelerinin usulüne uygun olarak tasfiye edilmesi**«.
- Uygulamanızı tekrar bağlayın. (Sadece termo sıvı devresinin durulamasını bir kısa devre hortum ile gerçekleştirdiğiniz)
- Temperleme cihazını termo sıvı ile doldurun. → sayfa 54, bölüm »**Harici kapalı uygulamanın doldurulması ve hava tahliyesi**«.
- Temperleme cihazının havasını alın. → sayfa 54, bölüm »**Harici kapalı uygulamanın doldurulması ve hava tahliyesi**«. Harici olarak açık bir uygulamaya hava tahliyesi gerçekleştirilmemelidir.
- "Gaz tahliyesi" işlevini başlatın. → sayfa 56, bölüm »**Harici kapalı uygulamanın gaz tahliyesi**«. Harici olarak açık bir uygulamaya hava tahliyesi gerçekleştirilmek zorunda değildir.
- Temperleme cihazını tekrar normal işletme alın.

7.6 Üst yüzeylerin temizlenmesi

**DİKKAT**

Son derece sıcak/sıcak yüzeyler, bağlantılar ve termik akışkan

UZUVLARIN YANMASI/DONMASI

- İşletim türüne bağlı olarak yüzeyler, bağlantılar ve temperlenen termik akışkan son derece sıcak veya soğuk olabilir.
- Yüzey, bağlantı ve termik akışkan ile doğrudan teması önleyin!
- Kişisel koruyucu donanımınızı kullanın (örn. sıcaklığı karşı dayanıklı koruyucu eldiven, koruyucu gözlük).

UYARI**Açık duran prizler****SIVI GİRİŞİ NEDENİYLE MADDİ HASARLAR**

- Kullanılmayan prizleri birlikte teslim edilen koruyucu başlık yardımıyla koruyun.
- Üst yüzeyleri sadece nemli temizleyin.

Paslanmaz çelik üst yüzeylerinin temizlenmesi için piyasada bulunan paslanmaz çelik koruyucu bakım maddesi uygundur. Sızıntı yüzeylerini dikkatli bir şekilde (sadece nemli) hassas yıkama maddesi çözeltisi ile temizleyin. Temizlik maddelerinin ve yardımcı araçların tekniğine uygun bir şekilde tasfiye edilmesine dikkat edin. → Sayfa 15, bölüm »**Yardımcı araçların ve tüketim malzemelerinin usulüne uygun olarak tasfiye edilmesi**«.

7.7 Kayar bilezik contasının kontrolü

UYARI

Kayar bilezik containın görsel kontrolü yok

SİZDIRAN KAYAR BILEZİK CONTA NEDENİYLE TEMPERLEME CİHAZINDA MADDİ HASARLAR

- Kayar bilezik contaları her ay kontrol edin.
- Sızdırma durumunda temperleme cihazını işletim dışı bırakın ve müşteri destegimiz ile bağlantıya geçin. → Sayfa 76, bölüm »**İletişim verileri**«.

Kayar bilezik contaları kesinlikle sızdırmaz olmadığını zor buharlaşan termik akışkanların işletiminde kayar bilezik contalarında damlama oluşumu hesaba katılmalıdır. Bu damlalar gerektiğinde giderilmelidir. → Sayfa 69, bölüm »**İşlev kontrolünün ve görsel kontrolün aralığı**«. Kayar bilezik containın sızdırmazlığı görsel olarak kontrol edilmelidir, bir sızdırma durumunda temperleme cihazının alt kısmında termik akışkan artarak dışarı sızar. Termik akışkanın teknüğine uygun bir şekilde tasfiye edilmesine dikkat edin. → Sayfa 15, bölüm »**Yardımcı araçların ve tüketim malzemelerinin usulüne uygun olarak tasfiye edilmesi**«.

7.8 Prizler

UYARI

Açık duran prizler

SIVI GİRİŞİ NEDENİYLE MADDİ HASARLAR

- Kullanılmayan prizleri birlikte teslim edilen koruyucu başlık yardımıyla koruyun.
- Üst yüzeyleri sadece nemli temizleyin.

Koruyucu başlıklar tüm prizlere aittir. Prizlere ihtiyaç duyulmazsa, başlıklarla korunmuş olduklarına dikkat edin.

7.9 Kirlilik giderme/onarım

⚠ DİKKAT

Kirliliği giderilmemiş temperleme cihazlarını onarımı gönderme

TEMPERLEME CİHAZINDA YA DA ÜZERİNDE TEHLİKELİ MATERYALLER NEDENİYLE YARALANMALAR VE MADDİ HASARLAR

- Uygun bir kirlilik giderme işlemi gerçekleştirin.
- Kirlilik giderme işlemi kullanılan materyalin türüne ve miktarına göre değişir.
- Bunun için ilgili güvenlik veri sayfasına başvurun.
- Hazır bir geri gönderim belgesini www.huber-online.com adresinden bulabilirsiniz.

İşletmeci olarak yabancı personel, temperleme cihazına/aksesuara temas etmeden **önce** kirlilik giderme işlemini gerçekleştirmekle yükümlüsünüz. Temperleme cihazı/aksesuar onarımı veya kontrole gönderilmeden **önce** dekontaminasyon gerçekleştirilmelidir. Temperleme cihazına/aksesuara, yapılan dekontaminasyon ile ilgili kolayca görülebilen okunaklı bir bildirim sabitleyin.

İşlemi kolaylaştırmak amacıyla sizin için bir form hazırladık. Bunu www.huber-online.com adresinde bulabilirsiniz.

8 İşletim dışına alma

8.1 Güvenlik bilgileri ve kurallar

**TEHLIKE**

Akım şebekesine bağlantı/uyarlama ve/veya koruma kontaksız (PE) akım şebekesi prizine bağlantının elektrik teknisi tarafından gerçekleştirilmemesi

ELEKTRİK ÇARPMASI NEDENİYLE HAYATı TEHLIKE

- Akım şebekesine bağlantı/uyarlama işlemini elektrik teknisyenine yaptırın.
- Temperleme cihazını sadece koruma kontaklı akım şebekesi prizlerine (PE) bağlayın.

**TEHLIKE**

Hasarlı akım şebekesi hattı/akım şebekesi bağlantısı

ELEKTRİK ÇARPMASI NEDENİYLE HAYATı TEHLIKE

- Temperleme cihazını işletmeye almayın.
- Temperleme cihazını akım beslemesinden ayırin.
- Akım şebekesi hattı/akım şebekesi bağlantısı bir elektrik teknisi tarafından değiştirilmelidir ve kontrol edilmelidir.
- **3 m'den uzun akım şebekesi hattı kullanmayın.**

**İKAZ**

Temperleme cihazının güvensiz duruşu nedeniyle devrilme tehlikesi

AĞIR YARALANMALAR VE MADDİ HASARLAR

- Temperleme cihazının güvensiz duruşu nedeniyle devrilme tehlikesini önleyin.

**DİKKAT**

Kullanılacak olan termik akışkanın güvenlik veri sayfasının dikkate alınmaması

YARALANMALAR

- Gözlerin, cildin ve solunum yollarının yaralanma tehlikesi.
- Kullanılacak olan termik akışkanın güvenlik veri sayfası kullanım öncesi mutlaka okunup buna uyulmalıdır.
- Yerel talimatları/çalışma talimatlarını dikkate alın.
- Kişisel koruyucu donanımınızı kullanın (örn. sıcaklığı karşı dayanıklı koruyucu eldiven, koruyucu gözlük, emniyetli ayakkabılar).
- Zemin ve çalışma alanı kirliliği nedeniyle kayma tehlikesi. Çalışma alanını temizleyin, termik akışkan ve yardımcı araçların teknüğine uygun bir şekilde tasfiye edilmesine dikkat edin. → Sayfa 15, bölüm »**Yardımcı araçların ve tüketim malzemelerinin usulüne uygun olarak tasfiye edilmesi**«.

**DİKKAT**

Sıcak ya da çok soğuk termik akışkan

UZUVLarda AĞIR YANIKLAR/DONMALAR

- Tahliye işlemine başlamadan önce termik akışkanın oda sıcaklığına (20 °C) temperlendiğinden emin olmalısınız.
- Termik akışkan bu sıcaklıkta bir tahliye için çok fazla yapışkan ise: Viskoze bir tahliye için yeterli olana kadar termik akışkanı birkaç dakika temperleyin. Termik akışkanı asla boşaltma tertibatı açık durumdayken temperlemeyin.
- Dikkat termik akışkanın 20 °C üzerindeki sıcaklık ile boşaltılması durumunda yanma tehlikesi.
- Boşaltma işleminde kişisel koruyucu donanımınızı kullanın.
- Sadece uygun bir tahliye hortumu ve toplama kabı ile boşaltın. Bunlar, termik akışkana ve sıcaklığa uygun olmalıdır.

BİLGİ

Tüm güvenlik bilgileri önemli olup çalışma sırasında kullanım talimatına uygun bir şekilde dikkate alınmalıdır!

8.2 Kapatma

YÖNTEM

- Temperleme cihazını kapatın.
- Temperleme cihazını akım şebekesi bağlantısından ayırin.

8.3 Temperleme cihazının boşaltılması

YÖNTEM

- Temperleme cihazını boşaltın. → sayfa 54, bölüm »**Havalandırma, hava tahliyesi, gaz tahliyesi ve boşaltma**«.

8.4 Harici uygulamanın kaldırılması

YÖNTEM

- Harici uygulamayı temperleme cihazından ayırin.

8.5 Ambalajlama

Lütfen daima orijinal ambalaj kullanın! → Sayfa 21, bölüm »**Ambalajdan çıkışma**«.

8.6 Gönderim

UYARI

Temperleme cihazı yatay konumda taşınır

KOMPRESÖRDE MADDİ HASARLAR

- Temperleme cihazını sadece ayakta taşıyın.


UYARI

Temperleme cihazlarının teknigue uygunsuz taşınması

MADDİ HASAR

- Kamyondaki tekerlekler ya da ayar ayakları üzerinde taşımayın.
- Temperleme cihazındaki maddi hasarı önlemek için bu bölümdeki tüm verileri dikkate alın.

Ayaklı cihazlar için dört köşeli ahşap palet

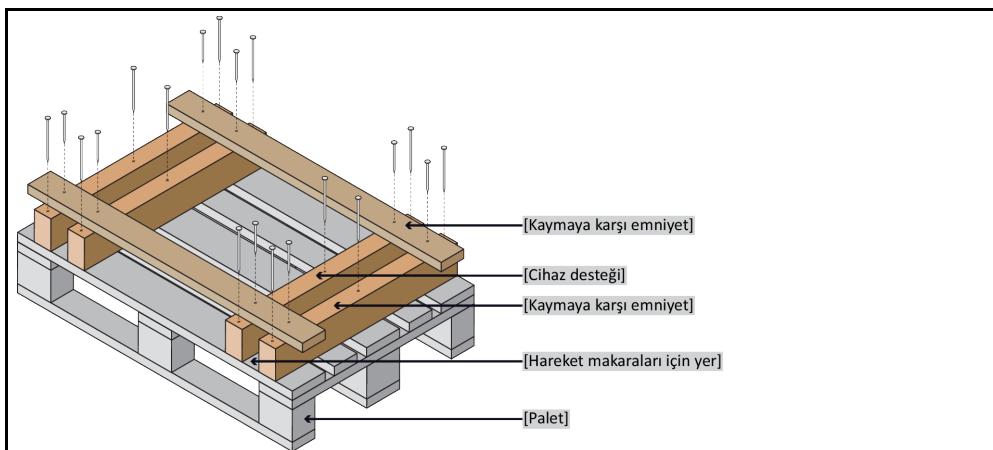

Taşıma için varsa temperleme cihazının üst tarafındaki kopçaları kullanın. Temperleme cihazını yalnız ve yardımcı araçlar olmadan taşımayın.

- Taşıma için daima orijinal ambalaj kullanın.
- Dik taşıma konumunu, ambalajda oklar ile işaretleyin.
- Temperleme cihazını mutlaka bir palet üzerinde ayakta taşıyın!
- Taşıma sırasında ek yapı parçalarını hasara karşı koruyun!
- Taşıma sırasında tekerleklerin/ayar ayaklarının korunması için temperleme cihazının altına dört köşeli ahşap koyun.
- Ağırlığa uygun germe kayışları/bağlantı bantları ile emniyete alın.
- Ek olarak (modele bağlı) folyo, karton ve çemberleme bandı ile emniyete alın.

8.7 Tasfiye

DİKKAT

Soğutma maddesi devresinin kontolsüz ve tekniğine uygunsuz bir şekilde açılması

YARALANMA TEHLİKESİ VE ÇEVRE HASARLARI

- Soğutma maddesi devresi üzerindeki çalışmalar ya da soğutma maddesinin tasfiye işlemi sadece onaylı soğutucu klima uzman işletmeleri tarafından gerçekleştirilebilir.

UYARI**Tekniğine uygun olmayan tasfiye****ÇEVRE HASARLARI**

- Dökülmüş/dışarı sızmış termik akişkan hemen tekniğine uygun bir şekilde tasfiye edilmelidir. Termik akişkanın ve yardımcı araçların tekniğine uygun bir şekilde tasfiye edilmesine dikkat edin: → Sayfa 15 Bölüm »**Yardımcı araçların ve tüketim malzemelerinin usulüne uygun olarak tasfiye edilmesi**«.
- Çevre hasarlarının önlenmesi için "kullanılmayan" temperleme cihazları sadece onaylı tasfiye şirketleri (örn. soğutucu klima uzman işletmeleri) tarafından tasfiye edilmelidir.

Huber temperleme cihazları ve Huber aksesuarları yüksek kaliteli, geri dönüştürülebilir malzemeden oluşmaktadır. Örneğin: Paslanmaz çelik 1.4301/1.4401 (V2A), bakır, nikel, FKM, perbunan, NBR, seramik, kömür, Al-oksit, tunç, pırıncı, nikel kaplı pırıncı ve gümüş lehim. Temperleme cihazının ve aksesuarının usulüne uygun bir şekilde geri dönüştürülmesiyle, bu malzemelerin üretiminde CO₂ emisyonlarının düşürülmesinde etkin olarak rol oynarsınız. Tasfiye esnasında ülkenizde geçerli olan yasa ve yönetmelikleri dikkate alın.

8.8 İletişim verileri

BİLGİ

Temperleme cihazını geri göndermeden **önce** tedarikçiniz veya yerel satıcınız iletişime geçin. İletişim verilerini www.huber-online.com adresindeki "İletişim" bölümünde bulabilirsiniz. Lütfen temperleme cihazınızın seri numarasını hazırda bulundurun. Seri numarasını temperleme cihazının tip etiketinde bulabilirsiniz.

8.8.1 Telefon numarası: Müşteri desteği

Ülkeniz aşağıdaki listede belirtildiyse: İlgili servis ortağını www.huber-online.com adresindeki "İletişim" bölümünde bulabilirsiniz.

- Huber Deutschland: +49 781 9603 244
- Huber China: +86 (20) 89001381
- Huber India: +91 80 2364 7966
- Huber Ireland: +44 1773 82 3369
- Huber Italia: +39 0331 181493
- Huber Swiss: +41 (0) 41 854 10 10
- Huber UK: +44 1773 82 3369
- Huber USA: +1 800 726 4877 | +1 919 674 4266

8.8.2 Telefon numarası: Satış

Telefon: +49-781-9603-123

8.8.3 E-posta adresi: Müşteri desteği

E-posta: support@huber-online.com

8.9 İzin belgesi

Bu sertifika mutlaka temperleme cihazına eklenmelidir. → Sayfa 73, bölüm »**Kirlilik giderme/onarım**«.

9 Ek

Inspired by **temperature** designed for you

Peter Huber Kältemaschinenbau SE
Werner-von-Siemens-Str. 1
77656 Offenburg / Germany

Telefon +49 (0)781 9603-0
Telefax +49 (0)781 57211

info@huber-online.com
www.huber-online.com

Technischer Service: +49 (0)781 9603-244

-125 °C ... +425 °C

huber