

Inspired by temperature

Betriebsanleitung · Operation manual · Manual de instrucciones · Manuel d'utilisation · Manuale de d'uso · **사용 설명서** · Manual de instruções · Инструкция по эксплуатации · Kullanım talimatı · 操作说明书 ·

Betriebsan instruccion · 사용 설명

по эксплуа Betriebsan

instruccion

Minichiller® OLÉ Unichiller® OLÉ

Manual de HCTPYKЦИЯ E**说明书** Manual de ale de d'uso

・ 사용 설명서・ Manual de instruções・ Инструкция по эксплуатации ・ Kullanım talimatı ・ 操作说明书

Allegati tecnici specifici all'apparecchio non sono compresi in questa documentazione.

Un manuale dettagliato delle istruzioni d'uso è possibile richiederlo all'indirizzo mail info@huber-online.com. Indicare nella vostra e-mail la denominazione del modello e il numero di serie del vostro termoregolatore.





MANUALE D'USO

Minichiller® OLÉ Unichiller® OLÉ



Minichiller® Unichiller®

OLÉ

Il presente manuale d'uso è una traduzione delle istruzioni d'uso originali.

Anche per modelli con riscaldamento.

VALIDO PER:


DESKTOP

Minichiller® 280 OLÉ Minichiller® 300 OLÉ Minichiller® 500 OLÉ Minichiller® 600 OLÉ Minichiller® 900 OLÉ Unichiller® 007 OLÉ Unichiller® 01x OLÉ Unichiller® 02x OLÉ

Abbreviazioni nella denominazione modello: senza = raffreddato ad aria, P = per applicazioni con alta caduta di pressione, w = raffreddato ad acqua, -H = riscaldamento



Il quadro di controllo: Visualizzazione e tasti

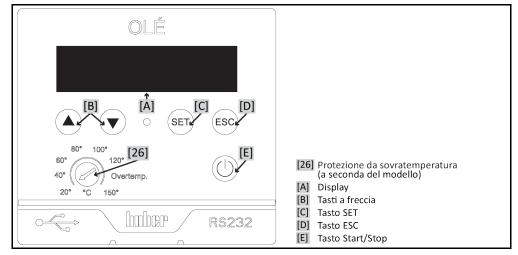



Sommario

V1.5.0it/09.08.21//1.0.0

1	Introduzione	12
1.1	Etichettatura / Simboli nel manuale d'uso	12
1.2	Informazioni riguardo alla dichiarazione di conformità UE	12
1.3	Sicurezza	
1.3.1	Rappresentazione delle avvertenze di sicurezza	12
1.3.2	Raffigurazione dei segni di sicurezza sul termoregolatore	13
1.3.3	Funzionamento conforme alla destinazione	
1.3.4	Uso errato ragionevolmente prevedibile	14
1.4	Gestore e personale operatore - Obblighi e requisiti	
1.4.1	Obblighi del gestore	
1.4.1.1	Smaltimento a regola d'arte di mezzi ausiliari e materiale di consumo.	15
1.4.1.2	Termoregolatori con refrigerante naturale (NR)	
1.4.1.3	Termoregolatori con gas ad effetto serra/refrigerante fluorurati	
1.4.2	Requisiti al personale operatore	
1.4.3	Obblighi del personale operatore	
1.5	Informazioni generali	
1.5.1	Descrizione della postazione di lavoro	
1.5.2	Dispositivi di sicurezza secondo DIN 12876	
1.5.2.1	Protezione meccanica da sovratemperatura	
1.5.2.2	Protezione da un livello basso	
1.5.3	Altri dispositivi di protezione	20
1.5.3.1	Interruzione elettrica	
1.6	Rappresentazioni esemplificative delle varianti di raffreddamento	
1.6.1	Effetto in caso di insufficiente dissipazione dell'energia	
2	Messa in funzione	23
2.1	Trasporto interno aziendale	
2.1.1	Sollevamento e trasporto del termoregolatore	23
2.1.1.1	Termoregolatore con occhioni di trasporto	23
2.1.1.2	Termoregolatore senza occhioni di trasporto	
2.1.2	Montaggio/Smontaggio dei piedini di regolazione	
2.1.3	Posizionamento del termoregolatore	
2.1.3.1	Termoregolatore con rotelle	
2.1.3.2	Termoregolatore senza rotelle	
2.2	Disimballaggio	25
2.3	Condizioni ambientali	
2.3.1	Informazioni specifiche alla compatibilità elettromagnetica (CEM)	27
2.4	Condizioni di installazione	
2.5	Tubi per termoregolazione e acqua di raffreddamento raccomandati	
2.6	Aperture chiavi (AC) e coppie di serraggio	
2.7	Termoregolatori con raffreddamento ad acqua	29
2.8	Preparativi al funzionamento	
2.8.1	Svitare/attivare i piedini di regolazione (se presenti)	
2.8.2	Apertura/chiusura valvola bypass	
2.8.3	Attivazione/Disattivazione del funzionamento silenzioso (in opzione)	32
2.8.4	Installazione del recipiente di raccolta	32
2.8.5	Collegamento della funzione di terra	32



2.9	Collegamento dell'applicazione esterna chiusa	
2.9.1	Collegamento di una applicazione esterna chiusa	
2.10	Collegamento alla rete elettrica	33
2.10.1	Allacciamento tramite presa con contatto di protezione (PE)	33
2.10.2	Collegamento con cablaggio fisso	33
3	Descrizione della funzione	35
3.1	Descrizione della funzione del termoregolatore	35
3.1.1	Funzioni generali	
3.1.2	Altre funzioni	35
3.2	Informazioni sui fluidi termici	35
3.3	Osservare alla programmazione di esperimenti	36
3.4	Strumenti di visualizzazione e di comando	37
3.4.1	Display	37
3.4.2	Strumenti di comando	38
3.4.2.1	Tasti a freccia	38
3.4.2.2	Tasto SET	38
3.4.2.3	Tasto ESC	
3.4.2.4	Tasto Start/Stop	39
3.4.3	Esecuzione delle impostazioni	39
3.5	Funzione a menu	
3.6	Esempi di funzioni	41
3.6.1	Selezione lingua	
3.6.2	Impostazione del valore di setpoint	
3.6.3	Modifica della funzione Start automatico	41
4	Messa a punto	42
4.1	Messa a punto	42
4.1.1	Accensione del termoregolatore	42
4.1.2	Spegnimento del termoregolatore	42
4.1.3	Impostazione della protezione da sovratemperatura (ST)	42
4.1.3.1	Informazioni generali sulla protezione da sovratemperatura	42
4.1.3.2	Impostazione della protezione da sovratemperatura	43
4.1.4	Testare la protezione da sovratemperatura sulla sua funzionalità	43
4.2	Riempimento, Spurgo aria e Svuotamento	44
4.2.1	Riempimento e sfiato dell'applicazione esterna chiusa	44
4.2.1.1	Riempimento e spurgo aria con >Tubo di livello< [23]	45
4.2.1.2	Riempimento e spurgo aria con >Indicatore livello e scarico< [38]	
4.2.2	Svuotamento dell'applicazione esterna chiusa	
4.2.2.1	Scarico con >Tubo di livello< [23]	
4.2.2.2	Scarico con >Indicatore livello e scarico< [38]	47
5	Funzionamento normale	49
5.1	Funzionamento automatico	
5.1.1	Controllo temperatura	
5.1.1.1	Avvio della termoregolazione	
5.1.1.2	Terminare la termoregolazione	49
6	Interfacce e Comunicazione Dati	50
6.1	Interfacce sul controllore	50
6.1.1	Interfaccia USB 2.0	50
6.1.1.1	Interfaccia USB-2.0 Device	50
6.1.2	Presa RS232	50



				C	
М	ΑN	IJΑ	ΙF	ו'ם	JSO

6.2	Interfacce sul termoregolatore (opzionale)	
6.2.1	Presa RS232	
6.2.2	Presa d'attacco per sensore di visualizzazione di processo Pt100	51
6.2.3	Presa ECS (External Control Signal) Standby	51
6.2.4	Connettore POKO (contatto a potenziale zero) Allarme	52
6.3	Comunicazione dati	. 53
6.3.1	Comandi LAI	53
6.3.1.1	Comando »V« (Verifica)	54
6.3.1.2	Comando »L« (Limiti)	54
6.3.1.3	Comando »G« (Generale)	55
6.3.2	Comandi PP	56
7	Manutenzione/Riparazione	58
7.1	Visualizzazioni in caso di guasti	. 58
7.2	Manutenzione	. 59
7.2.1	Intervallo del controllo funzionale e visivo	59
7.2.2	Sostituzione dei tubi flessibili per termoregolazione e dell'acqua di raffreddamento	60
7.2.2.1	Sostituzione dei tubi flessibili per termoregolazione	60
7.2.2.2	Sostituzione dei tubi flessibili dell'acqua di raffreddamento	61
7.2.3	Pulire le lamelle del condensatore (per termoregolatori raffreddati ad aria	61 (
7.2.4	Pulire il cestello filtro a cappello (pozzetto di raccolta) (per termoregolator raffreddati ad acqua)	
7.3	Fluido termico – controllo, cambio e pulizia circuito	. 63
7.3.1	Cambio del fluido termico	63
7.3.1.1	Applicazione esterna chiusa	63
7.3.2	Lavaggio del circuito del fluido termico	64
7.3.2.1	Lavaggio del circuito del fluido termico con >Tubo di livello< [23]	64
7.3.2.2	Lavaggio del circuito del fluido termico con >Indicatore livello e scarico<	
7.4	Pulitura delle superfici	. 66
7.5	Controllo delle guarnizioni ad anello scorrevole	. 66
7.6	Contatti a spina	. 67
7.7	Decontaminazione/Riparazione	. 67
8	Messa fuori servizio	68
8.1	Avvertenze di sicurezza e principi fondamentali	
8.2	Spegnimento	
8.3	Svuotamento del termoregolatore	
8.4	Scarico dell'acqua di raffreddamento	
8.4.1	Procedura di svuotamento	
8.5	Disinstallazione del contenitore di raccolta	
8.6	Disinstallazione dell'applicazione esterna	
8.7	Imballaggio	
8.8	Spedizione	
8.9	Smaltimento	
8.10	Dati di contatto	
8.10.1	Numero di telefono: Customer Support	
8.10.2	Numero di telefono: Vendita	
8.10.3	Indirizzo e-mail: Customer Support	
8.11	Certificato di nulla osta	. /2
9	Annendice	73

Minichiller® OLÉ, Unichiller® OLÉ V1.5.0it/09.08.21//1.0.0



Minichiller® OLÉ, Unichiller® OLÉ V1.5.0it/09.08.21//1.0.0



Prefazione

Gentile cliente,

hai deciso di acquistare un termoregolatore della Peter Huber Kältemaschinenbau SE. Con ciò hai fatto un'ottima scelta. Ti ringraziamo per la fiducia che ci hai dato.

Leggi accuratamente questo manuale d'uso prima di eseguire la messa in funzione. Osserva assolutamente tutte le indicazioni e le avvertenze di sicurezza.

Per il trasporto, messa in funzione, comando, manutenzione, riparazione, tenuta a magazzino e smaltimento procedi in base al presente manuale d'uso.

Per il funzionamento conforme alla destinazione ti concediamo piena garanzia per il tuo termoregolatore.

Nel decorso del presente manuale d'uso, i modelli elencati a pagina 5 sono denominati come «termoregolatori» e la ditta Peter Huber Kältemaschinenbau SE denominata come «ditta Huber» e/o «Huber».

Esclusa la responsabilità per sbagli e errori di stampa.

I seguenti marchi e il logo Huber sono marchi registrati da Peter Huber Kältemaschinenbau SE in Germania e/o altri Stati nel mondo: BFT*, CC*, Chili*, Com.G@te*, Compatible Control*, CoolNet*, DC*, E-grade*, Grande Fleur*, Huber Piccolo*, KISS*, Minichiller*, Ministat*, MP*, MPC*, Peter Huber Minichiller*, Petite Fleur*, Pilot ONE*, RotaCool*, Rotostat*, SpyControl*, SpyLight*, Tango*, TC*, UC*, Unical*, Unichiller*, Unimotive*, Unipump*, Unistat*, Unistat Tango*, Variostat*. I seguenti marchi sono registrati in Germania da DWS Synthesetechnik: DW-Therm*, DW-Therm HT*. Il marchio seguente è un marchio registrato della BASF SE: Glysantin*.

V1.5.0it/09.08.21//1.0.0



1 Introduzione

1.1 Etichettatura / Simboli nel manuale d'uso

Le etichettature e i simboli di seguito riportati vengono utilizzati nei testi e nelle figure.

Panoramica

Etichettatura / Simbolo	Descrizione		
\rightarrow	Rimando a informazioni / procedure.		
»TESTO«	Rimando a un capitolo nel manuale d'uso. Nella versione digitale, il testo può essere cliccato.		
>TESTO< [NUMERO]	Rimando alla bozza (schema) di allacciamento in appendice. Sono indicati la denominazione e la cifra di ricerca.		
>TESTO< [LETTERA]	Rimando a un disegno nello stesso paragrafo. Sono indicati la denominazione e la cifra di ricerca.		
•	Elenco, 1° livello		
-	Elenco, 2° livello		

1.2 Informazioni riguardo alla dichiarazione di conformità UE

Le apparecchiature corrispondono ai requisiti fondamentali di sicurezza e della salute delle direttive europee di seguito riportate:

- Direttiva macchine
- Direttiva bassa tensione
- Direttiva CEM

1.3 Sicurezza

1.3.1 Rappresentazione delle avvertenze di sicurezza

Le avvertenze di sicurezza sono contrassegnate da combinazioni di pittogrammi-didascalie sottostanti. L'avvertenza descrive il livello del rischio residuo se non vengono osservate le istruzioni riportate nel manuale d'uso.



Evidenzia una situazione pericolosa diretta, che di conseguenza causa la morte o lesioni gravi.



Evidenzia una situazione pericolosa generale, che di conseguenza può causare la morte o lesioni gravi.



Evidenzia una situazione pericolosa, che di conseguenza può causare lesioni.

NOTA

Evidenzia una situazione, che di conseguenza può causare danni materiali.


INFORMAZIONE

Evidenzia indicazioni importanti e suggerimenti utili.

Minichiller® OLÉ, Unichiller® OLÉ



Spiegazione delle avvertenze di sicurezza e modo di procedere

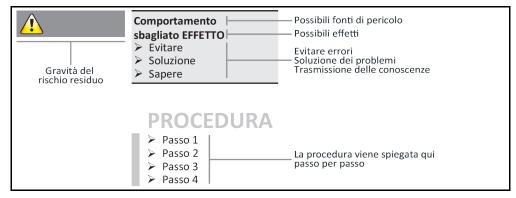

Le avvertenze di sicurezza riportate nel presente manuale d'uso devono proteggere te come gestore, gli operatori e l'impianto da eventuali danni. Prima di iniziare la rispettiva azione, queste devono dapprima informarvi sui rischi residui causati da uso errato.

1.3.2 Raffigurazione dei segni di sicurezza sul termoregolatore

I pittogrammi di seguito vengono utilizzati come segnali di sicurezza. La tabella riporta una panoramica sui segnali di sicurezza utilizzati.

Panoramica

Segnale	Descrizione		
Segnale di obbligo			
	- Osservare le istruzioni		
Segnale di avve	rtimento		
	- Segnale di avvertimento generico - Osservare le istruzioni		
4	- Avvertimento da tensione elettrica		
	- Avvertimento da superficie scottante		
	- Avvertimento da sostanze infiammabili		

1.3.3 Funzionamento conforme alla destinazione



Il termoregolatore viene fatto funzionare in area potenzialmente a rischio di esplosione MORTE DOVUTO DA ESPLOSIONE

> NON installare o mettere in funzione il termoregolatore all'interno di una zona ATEX.

ALE D'USO Capitolo 1



Funzionamento non conforme alla destinazione

LESIONI GRAVI E DANNI MATERIALI

- > Conservare il manuale d'uso facilmente accessibile nelle vicinanze dirette del termoregolatore.
- > Con il termoregolatore deve lavorare solo personale operatore sufficientemente qualificato.
- Il personale operatore deve essere addestrato a riguardo prima di maneggiare il termoregolatore.
- > Controllare che il personale operatore abbia letto e compreso il manuale d'uso.
- > Fissare esatte competenze per il personale operatore.
- > Al personale operatore va messo a disposizione un equipaggiamento di protezione individuale.
- Rispettare assolutamente le prescrizioni di sicurezza del gestore per la protezione del corpo e della vita nonché per limitare i danni!

NOTA

Modifiche sul termoregolatore eseguite da terzi

DANNI MATERIALI SUL TERMOREGOLATORE

- Non lasciare eseguire modifiche tecniche sul termoregolatore da terzi.
- Qualsiasi dichiarazione di conformità CE del termoregolatore perde la sua validità in caso di qualsiasi modifica eseguita non concordata con Huber.
- Solo personale qualificato di Huber è autorizzato ad eseguire modifiche, riparazioni o lavori di manutenzione.
- > Va obbligatoriamente osservato:
- Utilizzare il termoregolatore solo in uno stato perfetto!
- Lasciare eseguire la messa in funzione e riparazioni solo da personale qualificato!
- Non raggirare, escludere, smontare o disattivare i dispositivi di sicurezza!

Non utilizzare il termoregolatore per altri scopi che quelli indicati corrispondentemente nel manuale d'uso.

Il termoregolatore è stato costruito per l'uso industriale. Mediante il termoregolatore vengono termoregolate applicazioni, quali p.e. reattori di vetro o di metallo oppure altri oggetti utili del settore nei laboratori e nell'industria. Utilizzare i raffreddatori a flusso e bagni di calibrazione esclusivamente in combinazione con i termoregolatori Huber. Per il sistema completo vengono quindi utilizzati idonei fluidi termici. La potenza di raffreddamento o termica viene predisposta agli attacchi pompa oppure, se presenti, nel bagno di termoregolazione. La specificazione tecnica del termoregolatore è riportata nella scheda tecnica. → da pagina 73in poi, al paragrafo »Appendice«. Il termoregolatore va installato, allestito e fatto funzionare secondo le istruzioni d'azione riportate in questo manuale d'uso. Qualsiasi inosservanza delle istruzioni riportate nel manuale d'uso vale come funzionamento non conforme alla destinazione. Il termoregolatore corrisponde allo stato della tecnica e ai regolamenti tecnici di sicurezza riconosciuti. Nel tuo termoregolatore sono installati dei dispositivi di sicurezza.

1.3.4 Uso errato ragionevolmente prevedibile

L'uso come prodotto medicinale (p.e. nel processo di diagnostica Vitro) oppure per la termoregolazione diretta di prodotti alimentari **NON** è consentito.

NON utilizzare il termoregolatore per altri scopi che quelli indicati corrispondentemente nel manuale d'uso.

Il fabbricante non si assume **ALCUNA** responsabilità per danni causati da **cambiamenti tecnici** sul termoregolatore, **trattamento eseguito non a regola d'arte** o utilizzo del termoregolatore **senza l'osservazione** del manuale d'uso.

1.4 Gestore e personale operatore - Obblighi e requisiti

1.4.1 Obblighi del gestore

Conservare il manuale d'uso facilmente accessibile nelle vicinanze dirette del termoregolatore. Con il termoregolatore deve lavorarci solo personale operatore sufficientemente qualificato (p. es. operatore macchina, chimico, CTA, fisico ecc.). Il personale operatore deve essere addestrato a riguardo prima di maneggiare il termoregolatore. Controllare che il personale operatore abbia letto e compreso il manuale d'uso. Fissare esatte competenze per il personale operatore. Al personale operatore va messo a disposizione un equipaggiamento di protezione individuale.

huber

Capitolo 1 MANUALE D'

- Il gestore deve installare sotto il termoregolatore uno sgocciolatoio per l'acqua di condensa / fluido termico.
- L'utilizzo di una vaschetta di raccolta può essere prescritto dalla legge nazionale per il sito in cui è
 installato il termoregolatore (compresi gli accessori). Il gestore deve verificare e applicare le prescrizioni nazionali che lo riguardano.
- Il termoregolatore soddisfa tutti gli standard di sicurezza vigenti.
- Il tuo sistema, che utilizza il nostro termoregolatore, deve essere altrettanto in sicurezza.
- Il gestore deve concepire il sistema in modo possa funzionare in sicurezza.
- Huber non è responsabile per la sicurezza del tuo sistema. Il gestore è responsabile per la sicurezza del sistema.
- Sebbene il termoregolatore fornito da Huber soddisfi tutte le norme di sicurezza pertinenti, l'installazione in un altro sistema può portare a pericoli dovuti alla progettazione dell'altro sistema e non possono essere controllati da Huber.
- L'integratore del sistema è responsabile per la sicurezza dell'intero sistema, nel quale il termoregolatore viene installato.
- Per facilitare l'installazione e la manutenzione sicura del termoregolatore nel sistema, l'>interruttore generale< [36] (se presente) può essere bloccato nella posizione OFF. Il gestore deve sviluppare procedure per l'interblocco / l'etichettatura dopo il disinserimento della fonte di energia in conformità alle normative locali (p.e. CFR 1910.147 per gli USA).

1.4.1.1 Smaltimento a regola d'arte di mezzi ausiliari e materiale di consumo

Per lo smaltimento, osservare e rispettare le prescrizioni di smaltimento nazionali vigenti. In caso di domande riguardo allo smaltimento, rivolgersi a un'azienda locale specializzata allo smaltimento.

Panoramica

а	Materiale/Mezzo ausiliare	Smaltimento/Pulitura
	Materiale d'imballaggio	Conservare il materiale d'imballaggio per un successivo riutilizzo (p. es. per il trasporto).
	Fluido termico	Le misure da adottare per uno smaltimento a regola d'arte sono riportate nella scheda tecnica di sicurezza del fluido termico utilizzato. Per lo smaltimento, utilizzare i contenitori originali del fluido termico.
	Accessori di riempimento, p. es. bicchiere di vetro	Pulire l'accessorio di riempimento per un successivo utilizzo. Fare attenzione che i mezzi ausiliari e di pulizia (detergenti) utilizzati siano smaltiti a regola d'arte.
	Mezzi ausiliari, p. es. panni, strofinacci per pulizia	I mezzi ausiliari, usati per assorbire/raccogliere il fluido termico versato, devono essere smaltiti tale e quale come il fluido termico stesso. I mezzi ausiliari utilizzati per la pulizia, vanno smaltiti a secondo del detergente usato.
	Detergenti, p. es. pulito- re acciaio inox, prodotto detersivo fine	Le misure da adottare per uno smaltimento a regola d'arte sono riportate nella scheda tecnica di sicurezza del prodotto detergente utilizzato. Per lo smaltimento di grandi quantità, utilizzare i contenitori originali del detergente.
	Materiale di consumo, p. es. stuoie dei filtri d'aria, tubi flessibili per la termoregolazione	Le misure da adottare per uno smaltimento a regola d'arte sono riportate nella scheda tecnica di sicurezza del materiale di consumo utilizzato.

1.4.1.2 Termoregolatori con refrigerante naturale (NR)



Oltre 8 g di refrigerante per m³ di aria ambiente

CONSEGUENZE MORTALI O GRAVI LESIONI DOVUTO DA ESPLOSIONE

- Osservare la targhetta identificativa (quantità di refrigerante naturale contenuta) e la grandezza locale (concentrazione massima nello spazio di refrigerante naturale alla fuga/fuoriuscita) durante l'installazione del termoregolatore.
- Oltre 8 g di refrigerante per m³ di aria ambiente: Deve essere presente un sensore rilevatore gas e questo deve essere funzionante.
- Il sensore rilevatore gas deve essere calibrato e mantenuto a intervalli periodici (tra 6 e 12 mesi).
- Il termoregolatore non è omologato per funzionare in aree ATEX.

I prodotti Huber con refrigeranti naturali funzionano con una tecnologia collaudata, sicura e particolarmente ecosostenibile. Le norme e le prescrizioni per termoregolatori con refrigeranti naturali contengono alcune disposizioni, alle quali noi di seguito desideriamo rimandare. Inoltre, osserva quanto segue: → pagina 13, paragrafo »Funzionamento conforme alla destinazione«.

I termoregolatori Huber sono strutturati tecnicamente a tenuta permanente e sono accuratamente controllati sulla loro tenuta. Termoregolatori con più di 150 g di refrigerante naturale possono essere dotati di un sensore rilevatore gas addizionale. Se il tuo termoregolatore è dotato di un sensore rilevatore gas, ciò è riportato nella scheda tecnica. \rightarrow da pagina 73in poi, al paragrafo »**Appendice**«.

La quantità di riempimento del tuo termoregolatore è riportata nella scheda tecnica. \rightarrow da pagina 73 in poi, al paragrafo **»Appendice**«. Oppure dalla targhetta identificativa sul retro del termoregolatore. Prendi in considerazione anche: \rightarrow pagina 25, paragrafo **»Condizioni ambientali**« e \rightarrow pagina 27, paragrafo **»Condizioni di installazione**«.

Classificazione dell'area d'impiego

Classe dell'area d'impiego	Area d'impiego	Esempio del sito d'installazio- ne	Quantità massima di refrigerante		Quantità massi- ma consentita sopra il livello del suolo (LS)
А	In generale	Area pubblica accessibile in un edificio pubblico		ш -	1,5 kg
В	Sorvegliata	Laboratori	8 g/m³ di aria am-		2,5 kg
С	Accesso consenti- to solo a persone autorizzate	Dispositivi di produzione	biente		10,0 kg
Termoregolatori con più di 1 kg refrigerante non possono essere installati sotto il livello del suolo (LS).					

Termoregolatori con fino a 150 g di refrigerante naturale

- Il termoregolatore è stato costruito secondo le disposizioni dell'UE e degli Stati EFTA.
- Orientarsi secondo la tabella con la classificazione dell'area d'impiego. Rispettare la quantità massima di refrigerante riportata nella tabella.

Termoregolatori CON sensore rilevatore gas preinstallato e refrigerante naturale > 150 g

- Il termoregolatore è stato costruito secondo le disposizioni dell'UE e degli Stati EFTA.
- Orientati secondo la tabella con la classificazione del campo d'impiego. Rispetta la quantità massima di refrigerante riportata nella tabella oppure la quantità massima consentita sopra il livello del suolo (LS).
- Ventilazione e sfiato attraverso l'attacco opzionale per aria di mandata e aria di scarico: Per collegare il termoregolatore ad un'aspirazione esistente nell'edificio, utilizzare l'attacco d'aria di mandata e scarico sul termoregolatore. La posizione esatta è indicata nella bozza (schema) di allacciamento. → da pagina 73in poi, al paragrafo »Appendice«. Rimuovi dapprima la copertura dall'attacco d'aria di mandata, dietro di questa è installata una stuoia filtro d'aria. Affinché la quantità di aria convogliata nel termoregolatore non venga ridotta, questa stuoia del filtro d'aria deve essere controllata/sostituita a intervalli regolari. → pagina 59, paragrafo »Intervallo del controllo funzionale e visivo«. Collega l'aspirazione esistente dell'edificio con l'attacco d'aria di scarico che si trova sul termoregolatore. Nel caso non venga utilizzata un'aspirazione esistente nell'edificio, la copertura sull'attacco d'aria di mandata non deve essere assolutamente rimossa.
- La piastra di montaggio per il fissaggio di un sensore rilevatore gas si trova all'interno del termoregolatore vicino al >passacavo del sensore rilevatore gas< [100].
- La posizione del >passacavo del sensore rilevatore gas< [100] è riportata nella bozza (schema) di allacciamento. → da pagina 73in poi, al paragrafo »Appendice«.
- Altre indicazioni riguardo al sensore rilevatore gas preinstallato:
 - Il sensore rilevatore gas incorporato consente uno spegnimento in sicurezza al 20 % del limite inferiore di esplosione tramite un relè sezionatore della rete, che deve essere installato dal gestore in loco. In caso di guasto, il termoregolatore viene con ciò spento anticipatamente e in sicurezza.
 - Per il sensore rilevatore gas preinstallato devi predisporre un'alimentazione esterna della tensione di 24 V CC. L'emissione dell'allarme del sensore rilevatore gas avviene tramite un



Capitolo 1 MANUALE D'USO

segnale di 4 - 20 mA. Altri dettagli tecnici sono riportati nella scheda tecnica del sensore rilevatore gas. Per il pilotaggio del relè sezionatore rete, su richiesta è disponibile un trasduttore separato come accessorio. Il trasduttore mette a disposizione un contatto di commutazione a potenziale zero e contemporaneamente si assume il compito di alimentare con tensione e di analizzare il sensore rilevatore gas. Per entrambe le varianti è necessario che il gestore effettui il dimensionamento e l'installazione. I dettagli tecnici necessari per l'installazione sono riportati nella scheda tecnica del sensore rilevatore gas. L'allarme dell'impianto rilevatore gas potrebbe avvenire anche da una centralina di allarme del gestore. Il gestore è responsabile per questo e per altre misure richieste.

Il gestore è responsabile per la calibratura del sensore rilevatore gas da eseguire alla prima messa in funzione e del rispetto degli intervalli di calibratura e di manutenzione secondo le istruzioni per l'uso del fabbricante. In caso di indicazioni mancanti, consigliamo di definire ed eseguire gli intervalli di calibratura e di manutenzione in un periodo tra 6 e 12 mesi. Per esigenze elevate di sicurezza è possibile stabilire anche intervalli più brevi. Su richiesta vi possiamo volentieri indicare una ditta specializzata per l'esecuzione dei lavori di calibratura e di manutenzione.

Termoregolatori SENZA sensore rilevatore gas preinstallato e refrigerante naturale > 150 g



Oltre 8 g di refrigerante per m³ di aria ambiente

CONSEGUENZE MORTALI O GRAVI LESIONI DOVUTO DA ESPLOSIONE

- Osservare la targhetta identificativa (quantità di refrigerante naturale contenuta) e la grandezza locale (concentrazione massima nello spazio di refrigerante naturale alla fuga/fuoriuscita) durante l'installazione del termoregolatore.
- ➤ Oltre 8 g di refrigerante per m³ di aria ambiente: Deve essere presente un sensore rilevatore gas e questo deve essere funzionante.
- Il sensore rilevatore gas deve essere calibrato e mantenuto a intervalli periodici (tra 6 e 12 mesi).
- > Il termoregolatore non è omologato per funzionare in aree ATEX.
- Il termoregolatore è stato costruito secondo le disposizioni dell'UE e degli Stati EFTA.
- Orientati secondo la tabella con la classificazione del campo d'impiego. Rispetta la quantità massima di refrigerante riportata nella tabella oppure la quantità massima consentita sopra il livello del suolo (LS).
- Ventilazione e sfiato attraverso l'attacco opzionale per aria di mandata e aria di scarico: Per collegare il termoregolatore ad un'aspirazione esistente nell'edificio, utilizzare l'attacco d'aria di mandata e scarico sul termoregolatore. La posizione esatta è indicata nella bozza (schema) di allacciamento. → da pagina 73in poi, al paragrafo »Appendice«. Rimuovi dapprima la copertura dall'attacco d'aria di mandata, dietro di questa è installata una stuoia filtro d'aria. Affinché la quantità di aria convogliata nel termoregolatore non venga ridotta, questa stuoia del filtro d'aria deve essere controllata/sostituita a intervalli regolari. → pagina 59, paragrafo »Intervallo del controllo funzionale e visivo«. Collega l'aspirazione esistente dell'edificio con l'attacco d'aria di scarico che si trova sul termoregolatore. Nel caso non venga utilizzata un'aspirazione esistente nell'edificio, la copertura sull'attacco d'aria di mandata non deve essere assolutamente rimossa.
- Nel termoregolatore non è installato NESSUN sensore rilevatore gas! Provvedi che in caso di guasto/errore il luogo di installazione del termoregolatore sia abbastanza messo in sicurezza (sbarrato). A tal proposito, vale:
 - Installazione di un sensore rilevatore gas in loco (edificio) (monitoraggio ambiente).
 - Ventilazione e sfiato permanente del termoregolatore e/o del luogo di installazione.
 - Spegnimento con stacco di tutti i poli del termoregolatore in caso di errore.

1.4.1.3 Termoregolatori con gas ad effetto serra/refrigerante fluorurati

Regolamento dei gas F (CE) n. 517/2014 del 16 aprile 2014 su gas fluorurati a effetto serra e per l'abrogazione del regolamento (CE) n. 842/2006.

Questo regolamento riguarda tutti gli impianti che contengono refrigerante fluorurato. Da ciò sono escluse le sostanze disciplinate dal regolamento (CE) n. 1005 / 2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 che riducono lo strato di ozono (CFC/HCFC).

Il regolamento disciplina la riduzione delle emissioni, l'utilizzo, il recupero e la distruzione di determinati gas fluorurati ad effetto serra, nonché l'etichettatura e lo smaltimento di prodotti e apparecchiature contenenti tali gas. Dal 4 luglio 2007, i gestori devono tra altro controllare periodicamente

V1.5.0it/09.08.21//1.0.0

Capitolo 1

le loro apparecchiature per la refrigerazione stazionarie se hanno eventuali perdite e lasciarle eliminare entro il minor tempo possibile.

Il Regolamento (CE) n. 303/2008 contiene le disposizioni per la formazione e la certificazione delle imprese e del personale che possono svolgere le attività previste.

Obblighi del gestore:

- Alcuni gestori di determinati impianti avevano già ottenuto, con il regolamento (CE) n. 842 / 2006, una serie di obblighi su determinati gas fluorurati ad effetto serra. Questi permangono per la maggior parte anche con la nuova disposizione per gas F. Alcuni obblighi vengono aggiunti, altri sono strutturati diversamente con la nuova disposizione. Per ottenere una completa panoramica di obblighi validi per i singoli gestori si rimanda al testo della disposizione.
- Obbligo generale per la riduzione di emissioni.
- La manutenzione periodica, la riparazione o la messa fuori servizio dell'impianto di refrigerazione devono essere eseguite da un azienda certificata. Il gestore deve verificare se l'azienda è in possesso di tali certificazioni.
- Controllo regolare ad esempio di apparecchiature stazionarie per la refrigerazione sulla loro tenuta da personale certificato (p. es. tecnico di servizio della ditta Huber). L'intervallo di verifica richiesto viene definito in base alla capacità riempita del refrigerante e del tipo di refrigerante calcolata in equivalente CO₂.
- Responsabilità dei gestori di impianti per il recupero dei gas fluorurati da personale certificato.
- Obbligo della documentazione nel manuale operativo dell'impianto di refrigerazione, specificando
 il tipo e la quantità di refrigerante utilizzato o recuperato, che il gestore, dopo la loro redazione,
 deve conservare per almeno 5 anni e che a richiesta deve presentare alle autorità competenti.
- Termoregolatori con refrigeranti naturali (NR) sono esclusi da questa disposizione.
- La quantità e il tipo di refrigerante sono riportati nella scheda tecnica o sulla targhetta identificativa del vostro termoregolatore.
- Per la determinazione dell'intervallo di controllo, sul nostro sito web trovate altre informazioni a disposizione.

1.4.2 Requisiti al personale operatore

Sul termoregolatore può operare solo personale adeguatamente qualificato, che è stato incaricato e istruito dal gestore. L'età minima per operatori è di 18 anni. Persone minori dell'età di 18 anni possono usare il termoregolatore solo sotto la sorveglianza di un tecnico qualificato. Responsabile nell'area di lavoro rispetto a terzi è l'operatore.

1.4.3 Obblighi del personale operatore

Leggere accuratamente il manuale d'uso prima di operare con il termoregolatore. Osservare assolutamente le norme di sicurezza. Operando con il termoregolatore indossare l'equipaggiamento di protezione individuale (p. es. occhiali di protezione, guanti di protezione, scarpe antiscivolo).

1.5 Informazioni generali

1.5.1 Descrizione della postazione di lavoro

La postazione di lavoro è situata al pannello di comando davanti al termoregolatore. La postazione di lavoro è determinata dalla periferia connessa dal cliente e deve essere corrispondentemente predisposta in sicurezza dal gestore. La progettazione della postazione di lavoro è orientata anche secondo i requisiti pertinenti della BetrSichV (Regolamento sulla sicurezza d'esercizio) e la valutazione dei rischi esistenti del posto di lavoro.

Minichiller® OLÉ, Unichiller® OLÉ



1.5.2 Dispositivi di sicurezza secondo DIN 12876

La denominazione classe per il vostro termoregolatore è riportata nella scheda tecnica in appendice.


Classificazione di termostati e bagni da laboratorio

i	Denominazione classe	Fluido termorego- lato	Requisiti tecnici	Marcatura ^{d)}
1	I non infiammabile ^{a)}		Protezione da surriscaldamento ^{c)}	NFL
	II infiammabile ^{b)}		Protezione da surriscaldamento regolabile	FL
	III infiammabile ^{b)}		Protezione regolabile dalla sovratempera- tura e dal livello basso di liquido	FL

a) Di regola acqua; altri liquidi solo se nel range di temperatura di un caso singolo di errore non sono infiammabili.

- Termoregolatori con riscaldamento corrispondono alla denominazione Classe III/FL. Questi termoregolatori sono contrassegnati da una "H" nella denominazione apparecchio.
- Termoregolatori senza riscaldamento corrispondono alla denominazione Classe I/FL.

Panoramica dei limiti di temperatura

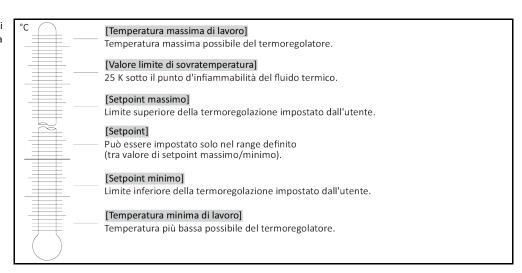

1.5.2.1 Protezione meccanica da sovratemperatura

Solo termoregolatori con un riscaldamento sono dotati di una protezione meccanica da sovratemperatura. \rightarrow pagina 42, paragrafo »Impostazione della protezione da sovratemperatura (ST)«.

1.5.2.2 Protezione da un livello basso

Minichiller con riscaldamento: Il monitoraggio del livello è realizzato con un galleggiante meccanico. Sulla superficie del fluido termico galleggia un corpo galleggiante condotto in un dispositivo. A seconda del livello di riempimento del fluido termico, il dispositivo galleggiante segnala all'elettronica uno stato buono (con riempimento sufficiente) o uno stato brutto (con riempimento non sufficiente). La funzionalità del galleggiante viene verificata a intervalli regolari durante il funzionamento continuo.

Unichiller con riscaldamento: La protezione da un livello basso avviene tramite un sensore di pressione situato nel circuito del fluido termico. Insieme al fluido termico, la pompa provvede alla pressione necessaria sul sensore di pressione. Attraverso aria esistente nel sistema (livello troppo basso, sfiato insufficiente), la pressione va sotto il valore predefinito del sensore di pressione. Termoregolazione e circolazione vengono interrotte.

^{b)} I fluidi termoregolati devono avere un punto di infiammabilità di ≥ 65 °C;

c) La protezione da surriscaldamento può essere raggiunta ad esempio mediante un idoneo sensore di livello oppure un idoneo dispositivo di delimitazione della temperatura.

d) Opzionale a scelta del fabbricante.

MANUALE D'USO Capitolo 1

1.5.3 Altri dispositivi di protezione

INFORMAZIONE

Piano d'emergenza – Interrompere l'alimentazione della rete elettrica!

Con quale tipo di interruttore o combinazione di interruttori il tuo termoregolatore è dotato, è riportato nella bozza (schema) di allacciamento. → da pagina 73 in poi, al paragrafo »Appendice«.

Termoregolatori con >interruttore generale< [36] (rosso/giallo o grigio): Posiziona l'>interruttore generale< [36] a «0».

Termoregolatori con >Interruttore generale< [36] (rosso/giallo) e >interruttore apparecchio< supplementare [37] (grigio): Posiziona l'>interruttore generale< [36] a «0». Posiziona poi l'>interruttore apparecchio< [37] a «0».

Termoregolatori con >interruttore generale< [36] (grigio) e >pulsante di arresto d'emergenza< [70] (rosso/giallo): Premi il >pulsante di arresto d'emergenza< [70]. Posiziona poi l'>interruttore generale< [36] a «0».

Termoregolatori con >interruttore di alimentazione< [37]: Alimentazione elettrica per mezzo di una presa: stacca il termoregolatore dalla rete elettrica. Posiziona poi l'>interruttore di alimentazione< [37] a «0». Alimentazione elettrica per mezzo di cablaggio fisso: Interrompi l'alimentazione della corrente di rete mediante il dispositivo sezionatore dell'edificio. Posiziona poi l'>interruttore di alimentazione< [37] a «0».

Termoregolatori senza interruttore o nella scatola: Collegamento per mezzo di una presa: stacca il termoregolatore dalla rete elettrica. Collegamento con cablaggio fisso: interrompi l'alimentazione della corrente di rete mediante il dispositivo sezionatore dell'edificio!

1.5.3.1 Interruzione elettrica

Dopo un guasto della rete elettrica (o all'accensione del termoregolatore), con questa funzione può essere determinato come il termoregolatore deve comportarsi.

Funzione «Avvio automatico» disattivata

La termoregolazione viene avviata dopo l'accensione del termoregolatore solo tramite immissione manuale.


Funzione «Avvio automatico» attivata

Il termoregolatore viene messo sempre allo stato dove si trovava prima del guasto della rete elettrica. Ad esempio, prima del guasto della rete elettrica: la termoregolazione è spenta; dopo il guasto della rete elettrica: la termoregolazione è spenta. Nel caso la termoregolazione era attiva al guasto della rete elettrica, dopo aver ripristinato tale guasto viene automaticamente proseguita.

→ pagina 41, paragrafo »Modifica della funzione Start automatico«.

1.6 Rappresentazioni esemplificative delle varianti di raffreddamento

Esempio: raffreddamento ad aria o ad acqua

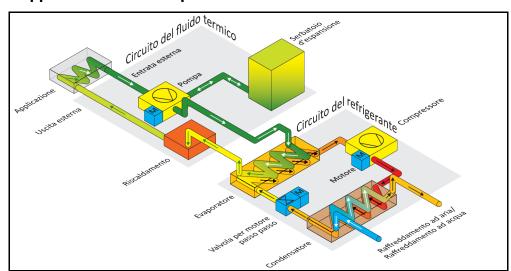


Minichiller® OLÉ, Unichiller® OLÉ V1.5.0it/09.08.21//1.0.0


huber

Capitolo 1 MANUALE D'USO

Raffreddamento ad aria: entrata aria

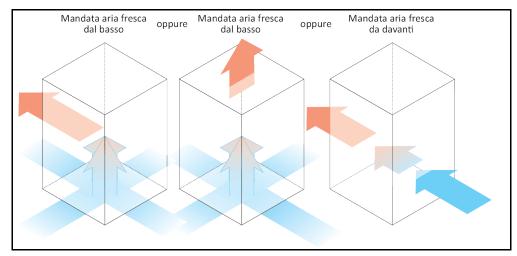

Raffreddamento ad acqua: attacco acqua

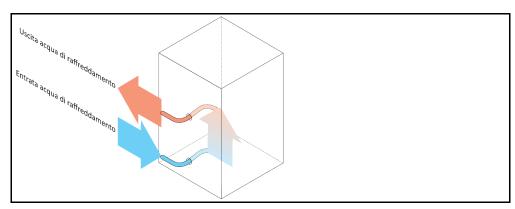

1.6.1 Effetto in caso di insufficiente dissipazione dell'energia

Aria ambiente/acqua di raffreddamento

Effetti dovuti da p. es. lamelle del condensatore sporche, distanza troppo piccola del termoregolatore alla parete/parete vasca, aria ambiente/acqua di raffreddamento troppo calda, pressione differenziale dell'acqua di raffreddamento troppo bassa, cestello filtro a cappello sporco: Il refrigerante nel rispettivo circuito non può trasmettere l'energia introdotta nella misura completa all'aria ambiente/all'acqua di raffreddamento. Quindi non è disponibile abbastanza refrigerante liquefatto, facendo aumentare la temperatura di condensa e l'assorbimento di energia.

Circuito del refrigerante

Effetti dovuti da una insufficiente quantità di refrigerante/temperatura di condensa in aumento: All'evaporatore non è disponibile la massima potenza di raffreddamento erogata dal circuito del refrigerante. Ciò significa una trasmissione ridotta dell'energia dal circuito del fluido termico.

Circuito del fluido termico

Effetti dovuti dall'erogazione insufficiente di energia dal fluido termico: Il fluido termico può asportare l'energia dalla sua applicazione solo limitatamente.

Applicazione

Effetti dovuti dall'erogazione insufficiente di energia dall'applicazione: L'energia creata nella vostra applicazione (esotermia) non può essere più asportata nella misura completa.

Termoregolatore

Per l'adeguamento ottimale della potenza nel termoregolatore viene utilizzata una valvola di espansione comandata elettronicamente. Entro il range di temperatura consentito dell'ambiente, la valvola di espansione mette a disposizione sempre la massima capacità di raffreddamento. Al raggiungimento del range superiore (temperatura massima consentita dell'ambiente) il termoregolatore si spegne.



MANUALE D'USO Capitolo 1

Minichiller® OLÉ, Unichiller® OLÉ

V1.5.0it/09.08.21//1.0.0



2 Messa in funzione

2.1 Trasporto interno aziendale



Il termoregolatore non viene trasportato/movimentato secondo le prescrizioni contenute nel presente manuale d'uso

CONSEGUENZE MORTALI O DI GRAVI LESIONI DOVUTO DA SCHIACCIAMENTO

- > Trasportare/movimentare il termoregolatore solo secondo le prescrizioni contenute nel presente manuale d'uso.
- > Indossare l'equipaggiamento di protezione individuale durante il trasporto.
- > Per movimentare il termoregolatore su rotelle (se presenti), si ha bisogno di un numero di persone sufficiente.
- Nel caso il termoregolatore è dotato di rotelle con freno di stazionamento: Al movimento del termoregolatore sono liberamente accessibili sempre due freni di stazionamento. Questi 2 freni di stazionamento vanno attivati in caso d'emergenza! Se in caso d'emergenza sui rulli viene attivato un solo freno di stazionamento: Il termoregolatore non viene arrestato e ruota intorno all'asse della rotella con freno di stazionamento attivato!

NOTA

Il termoregolatore viene trasportato in posizione retta DANNI MATERIALI AL COMPRESSORE

> Trasportare il termoregolatore solo in posizione retta.

NOTA

Viene trasportato il termoregolatore riempito

DANNI MATERIALI DOVUTO AL FLUIDO TERMICO CHE FUORIESCE

- > Trasportare solo termoregolatori svuotati.
- Per il trasporto del termoregolatore utilizzare, se presenti, gli occhioni posti sul lato superiore.
- Utilizzare un mezzo di trasporto interno per il trasporto.
- Le rotelle (se presenti) al termoregolatore non sono adatte per effettuare un trasporto. Le rotelle vengono caricate simmetricamente ciascuna con 25 % della massa complessiva del termoregolatore.
- Rimuovere il materiale d'imballaggio (p.e. pallet) solo sul luogo di installazione.
- Proteggere il termoregolatore da danni di trasporto.
- Non trasportare il termoregolatore da soli e non senza mezzi ausiliari.
- Verificare la capacità portante del percorso di trasporto e del luogo d'installazione.
- Prima di mettere in funzione il termoregolatore occorre attivare i freni di stazionamento delle rotelle (se presenti) e/o svitati (fuoriusciti)/attivati i piedini di regolazione (se presenti). → pagina 31, paragrafo »Svitare/attivare i piedini di regolazione (se presenti)«.

2.1.1 Sollevamento e trasporto del termoregolatore


2.1.1.1 Termoregolatore con occhioni di trasporto

NOTA

Il termoregolatore viene sollevato dagli occhioni di trasporto senza mezzi di sollevamento carico DANNI MATERIALI SUL TERMOREGOLATORE

- Per il sollevamento e il trasporto del termoregolatore utilizzare un mezzo di sollevamento carico.
- ➤ Gli occhioni di trasporto sono dimensionati solo per un carico senza angolo d'inclinazione (0°).
- Il mezzo di sollevamento carico utilizzato deve essere sufficientemente dimensionato. Vanno considerati le quote e i pesi del termoregolatore.


Esempio: Occhioni di trasporto (rotondi, angolari e incassati (da sx a dx))

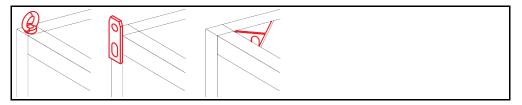

- Non sollevare e trasportare il termoregolatore dagli occhioni di trasporto da soli e senza mezzi ausiliari.
- Sollevare e trasportare il termoregolatore dagli occhioni di trasporto solo con una gru/carroponte o un mezzo di trasporto interno.
- La gru/carroponte o il mezzo di trasporto interno deve avere una forza di sollevamento che corrisponda almeno al peso del termoregolatore. Il peso del termoregolatore è riportato nella scheda tecnica. → da pagina 73 in poi, al paragrafo »Appendice«.
- Se per la spedizione i piedini di regolazione sono stati smontati: abbassare il termoregolatore solo, quando tutti i piedini di regolazione sono stati montati. → pagina 24, paragrafo »Montaggio/Smontaggio dei piedini di regolazione«.

2.1.1.2 Termoregolatore senza occhioni di trasporto

Esempio: Punti d'appoggio per le forche del muletto su modelli verticali di una certa dimensione. La posizione esatta è indicata nella bozza (schema) di collegamento in allegato.

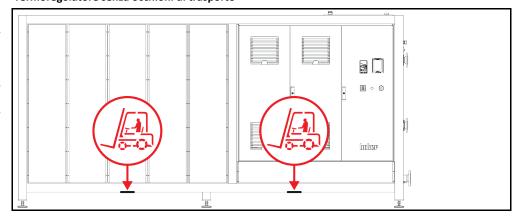

- Non sollevare e trasportare il termoregolatore da soli e senza mezzi ausiliari.
- Sollevare e trasportare il termoregolatore solo con un mezzo di trasporto interno.
- Il mezzo di trasporto interno deve avere una forza di sollevamento che corrisponda almeno al peso del termoregolatore. Il peso del termoregolatore è riportato nella scheda tecnica. → da pagina 73 in poi, al paragrafo »Appendice«.
- Se per la spedizione i piedini di regolazione sono stati smontati: abbassare il termoregolatore solo, quando tutti i piedini di regolazione sono stati montati. → pagina 24, paragrafo »Montaggio/Smontaggio dei piedini di regolazione«.

2.1.2 Montaggio/Smontaggio dei piedini di regolazione


Valido solo, se per la spedizione i piedini di regolazione sono stati smontati.



Il termoregolatore non viene fissato/bloccato contro lo scivolamento e/o l'abbassamento. CONSEGUENZE MORTALI O DI GRAVI LESIONI DOVUTO DA SCHIACCIAMENTO

- > Prima di montare i piedini di regolazione, fissare/bloccare il termoregolatore contro lo scivolamento e/o l'abbassamento.
- > Per il montaggio, non mettersi o sdraiarsi sotto il termoregolatore.

Esempio: Installazione dei piedini di regolazione

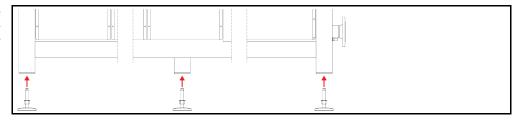

INFORMAZIONE

I piedini di regolazione sono stati smontati per la spedizione del termoregolatore. Prima di appoggiare / posizionare il termoregolatore, montare assolutamente tutti i piedini di regolazione. Se il termoregolatore viene di nuovo spedito: Prima di confezionarlo, smontare tutti i piedini di regolazione.

Minichiller® OLÉ, Unichiller® OLÉ

huber Manual E D'USC

Capitolo 2 MANUALE D'U!

- I piedini di regolazione possono essere montati solo, mentre il termoregolatore viene sollevato.
- Fissare/bloccare il termoregolatore dallo scivolamento e/o dall'abbassamento.
- Durante il montaggio dei piedini di regolazione non mettersi o sdraiarsi sotto il termoregolatore.
- Abbassare il termoregolatore solo, quando tutti i piedini di regolazione sono stati montati.

2.1.3 Posizionamento del termoregolatore

2.1.3.1 Termoregolatore con rotelle

- Non utilizzare le rotelle per il trasporto sul luogo d'installazione. → pagina 23, paragrafo »Sollevamento e trasporto del termoregolatore«.
- Utilizzare le rotelle solo per il posizionamento sul luogo d'installazione.
- Il termoregolatore deve essere movimentato sulle rotelle solo, quando la superficie è piana, senza pendenza, antiscivolo e portante.
- Non movimentare da soli il termoregolatore.
- Per movimentare il termoregolatore su rotelle sono richieste almeno 2 persone. Se il peso complessivo del termoregolatore è maggiore di 1,5 tonnellate, per movimentare il termoregolatore sulle rotelle sono richieste almeno 5 persone.
- Prima di mettere in funzione il termoregolatore occorre attivare i freni di stazionamento delle rotelle e/o svitati (fuoriusciti)/attivati i piedini di regolazione (se presenti). → pagina 31, paragrafo »Svitare/attivare i piedini di regolazione (se presenti)«.

2.1.3.2 Termoregolatore senza rotelle

- Per il posizionamento del termoregolatore occorre utilizzare un mezzo di trasporto interno.
- Non movimentare da soli il termoregolatore.
- Per movimentare il termoregolatore sono richieste almeno 2 persone.
- Il mezzo di trasporto interno deve avere una forza di sollevamento che corrisponda almeno al peso del termoregolatore. Il peso del termoregolatore è riportato nella scheda tecnica. → da pagina 73 in poi, al paragrafo »Appendice«.
- Prima di mettere in funzione il termoregolatore occorre svitare (fuoriuscire)/attivare i piedini di regolazione (se presenti). → pagina 31, paragrafo »Svitare/attivare i piedini di regolazione (se presenti)«.

2.2 Disimballaggio



Messa in funzione di un termoregolatore danneggiato

PERICOLO DI MORTE DA SCOSSA ELETTRICA

- Non mettere in funzione un termoregolatore danneggiato.
- Contatta il Supporto clienti. → pagina 71, paragrafo »Dati di contatto«.

PROCEDURA

- Fai attenzione se l'imballaggio è danneggiato. Un danneggiamento può rimandare a un danno materiale sul termoregolatore.
- > Durante il disimballaggio, controlla il termoregolatore su eventuali danni dovuti dal trasporto.
- > Per la regolamentazione dei diritti rivolgiti esclusivamente all'azienda di trasporto.
- ➤ Osserva di eseguire uno smaltimento a regola d'arte del materiale d'imballaggio. → pagina 15, paragrafo »Smaltimento a regola d'arte di mezzi ausiliari e materiale di consumo«.

2.3 Condizioni ambientali



Condizioni ambientali non idonee/ Installazione non idonea GRAVI LESIONI DOVUTO DA SCHIACCIAMENTO

Rispettare tutte le disposizioni! → pagina 25, paragrafo »Condizioni ambientali« e → pagina 27, paragrafo »Condizioni di installazione«.



INFORMAZIONE

Provvedere che sul luogo d'installazione vi sia abbastanza aria fresca per la pompa di circolazione e i compressori. L'aria viziata calda deve poter fuoriuscire verso l'alto senza ostacoli.

Modelli da banco


I dati di allacciamento sono riportati nella scheda tecnica. → da pagina 73 in poi, al paragrafo »Appendice«.

L'utilizzo del termoregolatore è consentito solo a condizioni ambientali normali secondo la norma DIN EN 61010-1 attualmente vigente.

- uso solo in locali interni. L'intensità di illuminazione deve essere almeno di 300 lx.
- Altezza di installazione fino a 2.000 metri sopra il livello del mare.
- Mantenere una distanza dalla parete e soffitto per uno scambio sufficiente dell'aria (asporto del
 calore residuo, alimentazione di aria fresca per il termoregolatore e locale di lavoro). Per termoregolatori raffreddati ad aria provvedere per sufficiente libertà dal pavimento. Non fare funzionare questo termoregolatore nel cartone o in una vasca troppo piccola, altrimenti lo scambio dell'aria viene bloccato.
- I valori per la temperatura ambiente sono riportati nella scheda tecnica. Il rispetto delle condizioni ambientali è obbligatoriamente necessario per un funzionamento senza errori.
- Umidità relativa dell'aria massima 80 % fino a 32 °C e fino a 40 °C lineare a 50 % decrescente.
- Mantenere corta la distanza verso gli attacchi di alimentazione.
- Non installare il termoregolatore in modo che l'accesso al sezionatore di corrente (per la rete elettrica) sia difficilmente raggiungibile o addirittura ostacolato.
- La grandezza delle oscillazioni di tensione della rete è riportata nella scheda tecnica. → da pagina 73 in poi, al paragrafo »Appendice«.
- Sovratensioni transitorie, come si presentano normalmente nei sistemi di alimentazione della corrente.
- Classe di installazione 3
- Vero grado di inquinamento: 2.
- Categoria di sovratensione II.


Osserva: → pagina 20, paragrafo »Rappresentazioni esemplificative delle varianti di raffreddamento«.

Distanze dalle pareti

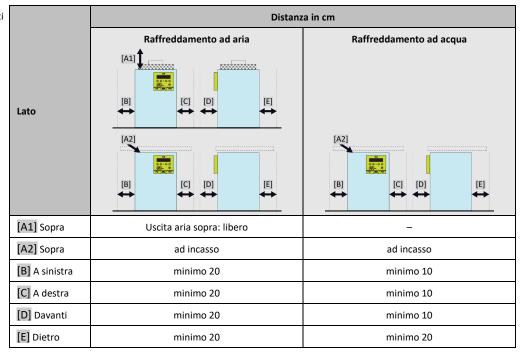

Minichiller® OLÉ, Unichiller® OLÉ



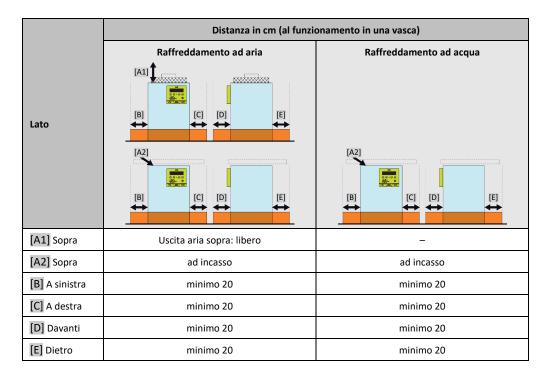

2.3.1 Informazioni specifiche alla compatibilità elettromagnetica (CEM)

INFORMAZIONE

Condotte di collegamento in generale

Presupposti per un funzionamento senza guasti dei termoregolatori, compresi i loro collegamenti con applicazioni esterne: L'installazione e il cablaggio devono essere eseguiti a regola d'arte. Argomenti interessati: «Sicurezza elettrica» e «Cablaggio idoneo alla compatibilità elettromagnetica CEM».

Lunghezze cavi

Alla posa di cavi flessibili/fissi di lunghezza superiore a 3 metri, è necessario osservare, tra l'altro, quanto segue:

- Collegamento equipotenziale, messa a terra (vedi anche il foglio illustrativo tecnico «Compatibilità elettromagnetica CEM»)
- L'osservanza della protezione da fulmini e contro sovratensione «esterna» e/o «interna».
- Misure di protezione costruttive, scelta professionale dei cavi (resistenza ai raggi UV, protezione con tubi in acciaio, ecc.)

Attenzione:

Il gestore è responsabile a rispettare le direttive e le leggi nazionali ed internazionali. Ciò include anche il collaudo dell'installazione/cablaggio richiesto dalla legge o dalla normativa.

Questo apparecchio è adatto per essere fatto funzionare in **«ambiente industriale elettromagneti-co»**. Lo stesso soddisfa i **«requisiti di resistenza ai disturbi»** della norma attualmente vigente **EN61326-1**, richiesti per questo ambiente.

Inoltra soddisfa anche i **«requisiti per l'emissione dei disturbi»** per questo ambiente. Secondo la norma vigente attuale **EN55011** è un apparecchio del **Gruppo 1** e **Classe A**.

Il **Gruppo 1** indica che l'alta frequenza (AF) viene utilizzata solo per la funzione dell'apparecchio. La **Classe A** invece determina i valori limite di emissione dei disturbi da rispettare.

2.4 Condizioni di installazione



Il termoregolatore viene messo collegato sulla linea della rete elettrica PERICOLO DI MORTE DOVUTO DA SCOSSA ELETTRICA SE SI DANNEGGIA LA LINEA DELLA RETE ELETTRICA

Non mettere collegato il termoregolatore sulla linea della rete elettrica.





Funzionamento di termoregolatori con rotelle senza freni attivati SCHIACCIAMENTO DEGLI ARTI

> Attivare i freni sulle rotelle.

- Al cambio del termoregolatore da un ambiente freddo in uno caldo (o al contrario), lasciare climatizzare il termoregolatore per circa 2 ore. Non accendere prima il termoregolatore!
- Installare in verticale, fisso e sicuro contro ribaltamento.
- Utilizza una base di fondo non infiammabile e sigillato.
- Mantenere l'ambiente pulito: Prevenire il pericolo di scivolamento e ribaltamento.
- Se vi sono delle ruote, queste dopo l'installazione vanno bloccate con freno!
- Fluido termico versato/fuoriuscito deve essere immediatamente rimosso. Rispetta di eseguire uno smaltimento a regola d'arte del fluido termico e mezzi ausiliari. → pagina 15, paragrafo »Smaltimento a regola d'arte di mezzi ausiliari e materiale di consumo«.
- Per grandi apparecchiature, fai attenzione alla capacità portante del pavimento.
- Osservare le condizioni ambientali.

2.5 Tubi per termoregolazione e acqua di raffreddamento raccomandati



Utilizzo di tubi flessibili e/o collegamenti a tubo non idonei/difettosi

LESIONI

- > Fluido termico
- Utilizzare tubi flessibili e/o collegamenti a tubo a regola d'arte.
- > A intervalli regolari verificare la tenuta e la qualità dei tubi flessibili e dei collegamenti tubo e adottare misure idonee (sostituzione) in caso necessario.
- Isolare o proteggere i tubi flessibili per la termoregolazione contro il contatto/sollecitazione meccanica.
- Acqua di raffreddamento
- Per esigenze di sicurezza più elevate occorre utilizzare tubi flessibili corazzati.
- Chiudere l'alimentazione dell'acqua di raffreddamento verso il termoregolatore anche per brevi fermo macchina (p. es. durante la notte).



Fluido termico caldo o freddo e superfici

USTIONI DEGLI ARTI

- > Evitare il contatto diretto con il fluido termico o le superfici.
- Indossare l'equipaggiamento di protezione individuale (p. es. guanti di protezione resistenti alle temperature, occhiali di protezione, scarpe di sicurezza).



Formazione di ghiaccio agli attacchi e tubi flessibili del circuito del fluido termico PERICOLO DI SCIVOLAMENTO E RIBALTAMENTO

- Se la termoregolazione avviene in campo negativo, sui tubi flessibili e sugli attacchi del circuito del fluido termico si forma del ghiaccio. Ciò avviene quando l'umidità dell'aria si condensa e si congela.
- Controllare l'intensità di formazione del ghiaccio. Se la formazione di ghiaccio diventa troppo grande, ciò aumenta il rischio di ribaltamento del termoregolatore. In questo caso, fissare e bloccare il termoregolatore affinché non possa ribaltarsi.
- > Controllare sotto la formazione di ghiaccio, se sul suolo vi è acqua di condensa. Raccogliere l'acqua di condensa con un recipiente adatto oppure rimuoverla regolarmente e a fondo. In questo modo impedite il pericolo di scivolare a causa dell'acqua di condensa.

Per l'attacco di applicazioni utilizzare solo tubi flessibili per la termoregolazione che sono compatibili con il fluido termico usato. Alla scelta di tubi flessibili per la termoregolazione fare attenzione anche al range di temperatura nel quale i tubi devono essere utilizzati.

- Per l'impiego con il vostro termoregolatore raccomandiamo esclusivamente tubi flessibili isolati termici
 per la termoregolazione. Il gestore è responsabile per l'isolamento delle armature collegate.
- Per l'attacco all'alimentazione dell'acqua di raffreddamento raccomandiamo esclusivamente tubi flessibili corazzati. Tubi flessibili dell'acqua di raffreddamento e isolati per la termoregolazione sono riportati nel catalogo Huber sotto Accessori.

Minichiller® OLÉ, Unichiller® OLÉ



2.6 Aperture chiavi (AC) e coppie di serraggio

Osservare le aperture chiave, che risultano per l'attacco pompa al termoregolatore. La tabella seguente riporta gli attacchi pompa e le aperture chiavi risultanti nonché le coppie di serraggio. Un test di tenuta va sempre fatto dopo il serraggio e gli attacchi vanno serrati se necessario. **Non** superare i valori delle coppie massime (vedi tabella).

Panoramica Apertura chiave e Coppie

מ מ	Attacco	Apertura chiave del dado a risvolto	Apertura chiave del bocchettone d'attacco	Coppie raccoman- date in Nm	Coppie massime in Nm
	M16x1	19	17	20	24
	M24x1,5	27	27	47	56
	M30x1,5	36	32	79	93
		36	36	79	93
	M38x1,5	46	46	130	153
	Adattare la coppia di serraggio al materiale della guarnizione piatta ut prima il tubo per termoregolazione a mano. Utilizzando degli adattatori, non serrare eccessivamente la filettaura ga pompa quando si collega un tubo per la termoregolazione. Al collegame termoregolazione all'adattatore, fissare la filettatura gas prima di serrar				a gas all'attacco della Imento di un tubo per

2.7 Termoregolatori con raffreddamento ad acqua



Cavi elettrici scoperti sotto il termoregolatore quando la temperatura è inferiore al punto di rugiada

PERICOLO DI MORTE DOVUTO DA SCOSSA ELETTRICA ALL'ENTRATA DI ACQUA NELLA LINEA ELETTRICA

- A una temperatura inferiore del punto di rugiada può formarsi della condensa nel termoregolatore e agli attacchi dell'acqua di raffreddamento. La condensa si crea attraverso l'elevata umidità dell'aria presente ai componenti che conducono l'acqua di raffreddamento. A tal proposito l'acqua di condensa fuoriesce da sotto il termoregolatore.
- I cavi elettrici posti direttamente sotto il termoregolatore vanno quindi protetti dall'introduzione di liquido.



Utilizzo di tubi flessibili e/o collegamenti a tubo non idonei/difettosi

LESIONI ➤ Fluido termico

- Utilizzare tubi flessibili e/o collegamenti a tubo a regola d'arte.
- A intervalli regolari verificare la tenuta e la qualità dei tubi flessibili e dei collegamenti tubo e adottare misure idonee (sostituzione) in caso necessario.
- Isolare o proteggere i tubi flessibili per la termoregolazione contro il contatto/sollecitazione meccanica.
- > Acqua di raffreddamento
- Per esigenze di sicurezza più elevate occorre utilizzare tubi flessibili corazzati.
- Chiudere l'alimentazione dell'acqua di raffreddamento verso il termoregolatore anche per brevi fermo macchina (p. es. durante la notte).

NOTA

Nessuna protezione dalla corrosione

DANNI MATERIALI SUL TERMOREGOLATORE

- L'aggiunta di prodotti anticorrosivi è obbligatorio, se il circuito dell'acqua viene inquinata da infiltrazione di sale (cloruri, bromuri).
- La resistenza dei materiali impiegati nel circuito d'acqua di raffreddamento contro l'acqua di raffreddamento deve essere garantita. I materiali impiegati sono riportati nella scheda tecnica.
 → da pagina 73in poi, al paragrafo »Appendice«.
- Mantieni il diritto alla garanzia adottando misure appropriate.
- Informazioni riguardo il tema «Qualità dell'acqua» sono riportate al sito www.huberonline.com.

IUALE D'USO Capitolo 2

NOTA


Uso di acqua fluviale/di lago o acqua di mare non filtrata per il raffreddamento ad acqua DANNI MATERIALI SUL TERMOREGOLATORE

- L'acqua fluviale/marina non filtrata non è idonea al raffreddamento ad acqua per la sporcizia contenente.
- > Utilizzare per il raffreddamento ad acqua solo acqua urbana o acqua fluviale/marina filtrata.
- > Non utilizzare acqua di mare per il raffreddamento ad acqua.
- > Informazioni riguardo al tema Qualità dell'acqua sono riportate al sito www.huber-online.com.


INFORMAZIONE

Per minimizzare il consumo di acqua di raffreddamento nei termoregolatori Huber viene impiegato un controllore per l'acqua di raffreddamento. Questo permette il flusso di solo tanta acqua di raffreddamento enello all'attuale condizione di carico del termoregolatore. Se è richiesta poca capacità di raffreddamento, viene consumato anche poca stato spento non è escluso che possa defluire acqua di raffreddamento. Chiudere l'alimentazione dell'acqua di raffreddamento verso il termoregolatore anche per brevi fermo macchina (p. es. durante la notte).

Installazione del cestello a cappello (solo per modelli da banco)

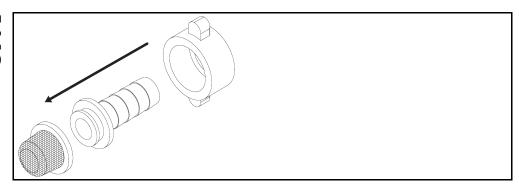

Schema di allacciamento

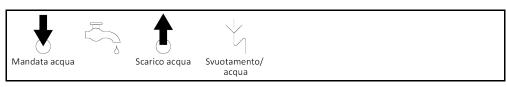

Preparativi per termoregolatori con raffreddamento ad acqua:

INFORMAZIONE

Il gestore deve provvedere, con installazione all'esterno, che la tubazione di mandata e di ritorno dell'acqua di raffreddamento venga posata senza congelare. La temperatura dell'acqua di raffreddamento non deve essere inferiore a 3 °C. Con temperatura ambiente sotto i 3 °C occorre riscaldare l'approvvigionamento dell'acqua di raffreddamento.

La differenza minima di pressione nel circuito dell'acqua di raffreddamento e la temperatura d'entrata raccomandata dell'acqua di raffreddamento sono riportate nella scheda tecnica. \rightarrow da pagina 73in poi, al paragrafo »**Appendice**«.

Osserva la bozza (schema) di allacciamento. → da pagina 73in poi, al paragrafo »Appendice«.

PROCEDURA

- Chiudere (se presente) lo >Scarico acqua di raffreddamento < [15].</p>
- Collegare l'>uscita acqua di raffreddamento [14] con il ritorno dell'acqua. A tal proposito occorre utilizzare una guarnizione.
- Mettere il cestello a cappello (pozzetto di raccolta) nell'>entrata acqua di raffreddamento< [13].</p>
- > Collegare l'>entrata acqua di raffreddamento< [13] con la tubazione di mandata dell'acqua.

NOTA

Collegamenti acqua di raffreddamento non ermetici

DANNI MATERIALI DOVUTO DA INONDAZIONE DEI LOCALI

- Aprire lentamente le valvole di chiusura, lato edificio, della tubazione di mandata e ritorno dell'acqua di raffreddamento.
- In caso di fuoriuscita di acqua dagli allacciamenti dell'acqua di raffreddamento: Chiudere subito la tubazione di mandata e ritorno dell'acqua di raffreddamento.
- > Provvedere che gli allacciamenti dell'acqua di raffreddamento siano ermetici.

30

huber MANUALE D'USC

Capitolo 2 MANUALE D'USG

- Apri le valvole d'intercettazione della tubazione di mandata dell'acqua sul termoregolatore (se presenti) e lato edificio.
- Controlla gli attacchi sulla loro tenuta.

2.8 Preparativi al funzionamento

2.8.1 Svitare/attivare i piedini di regolazione (se presenti)



I piedini di regolazione non vengono svitati/attivati prima del funzionamento del termoregolatore CONSEGUENZE MORTALI O DI GRAVI LESIONI DOVUTO DA SCHIACCIAMENTO

- > Prima della messa in funzione del termoregolatore occorre attivare i freni di stazionamento sulle rotelle (se presenti) e/o svitare/attivare i piedini di sicurezza.
- Senza i freni di stazionamento attivati sulle rotelle (se presenti) e/o piedini di regolazione svitati/attivati il termoregolatore potrebbe mettersi in movimento.

I piedini di regolazione devono essere svitati/attivati prima del funzionamento del termoregolatore. Dislivelli del pavimento possono essere compensati mediante questi piedini di regolazione.

PROCEDURA

- Controllare se i freni di stazionamento sulle rotelle (se presenti) sono stati attivati.
- Svitare i piedini di regolazione.
- > Compensare eventualmente i dislivelli del pavimento servendosi dei piedini di regolazione. Utilizzare una livella a bolla per allineare orizzontalmente il termoregolatore.
- Dopo l'allineamento del termoregolatore stringere le controviti sui piedini di regolazione. Con ciò i piedini di regolazione non possono più variare in altezza durante il funzionamento.

2.8.2 Apertura/chiusura valvola bypass

Come protezione di applicazioni fragili (p.e. apparecchiatura di vetro), alcuni termoregolatori sono dotati di un bypass regolabile. Se il tuo termoregolatore dispone di un bybass regolabile, questo è riportato nella bozza di allacciamento. \rightarrow da pagina 73 in poi, al paragrafo »Appendice«.

La **>valvola di bypass**< [62] si trova sul lato superiore del termoregolatore. La pressione impostata viene visualizzata sul display. → pagina 37, paragrafo **»Display**«. La **>valvola di bypass**< [62] deve essere completamente aperta, prima di avviare la circolazione:

- al primo riempimento;
- al cambio ad un altro fluido termico;
- al cambio ad un'altra applicazione.

Apertura/chiusura valvola bypass



INFORMAZIONE

Apertura della valvola bypass:

Aprire la valvola ruotando in senso antiorario (ruotare a sinistra di 90° fino alla battuta).

Chiusura della valvola bypass: Chiudere la valvola ruotando in senso orario (ruotare a destra di 90° fino alla battuta).


PROCEDURA

- Verificare la >Valvola bypass< [62], se questa è aperta.</p>
- Aprire la >Valvola bypass< [62] ruotando in senso antiorario (ruotare a sinistra di 90° fino alla battuta).</p>

E D'USO Capitolo 2

2.8.3 Attivazione/Disattivazione del funzionamento silenzioso (in opzione)

Attivazione/Disattivazione del funzionamento silenzioso

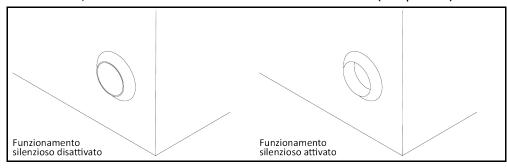

Una volta attivato il funzionamento silenzioso sul termoregolatore, il livello del rumore si abbassa attraverso la riduzione della potenza della pompa. La posizione esatta del pulsante di **>modifica numero di giri della pompa<** [114] è riportata nella bozza di allacciamento. → da pagina 73 in poi, al paragrafo **»Appendice«**.

PROCEDURA

- > Per attivare il funzionamento silenzioso, premere il pulsante >modifica numero di giri della pompa< [114] sul termoregolatore. Vengono ridotti la potenza della pompa e il livello del rumore.
- Per disattivare il funzionamento silenzioso, premere di nuovo il pulsante >modifica numero di giri della pompa< [114] sul termoregolatore. Vengono aumentati la potenza della pompa e il livello del rumore.
- > Selezionare la modalità del funzionamento silenzioso, attivandolo ovvero disattivandolo.

2.8.4 Installazione del recipiente di raccolta

PROCEDURA

- > Monta allo >scarico del troppopieno < [12] del termoregolatore (se presente) un tubo flessibile adatto. Questo deve essere compatibile al fluido termico e alla temperatura.
- Infila l'altra estremità del tubo flessibile in un recipiente di raccolta idoneo.

2.8.5 Collegamento della funzione di terra

PROCEDURA

Collega, se necessario, l'>attacco elettrico di terra< [87] del termoregolatore con il punto di collegamento a terra dell'edificio. Utilizza a tal proposito un cavetto di massa. La posizione esatta e la grandezza filetto sono riportate nella bozza (schema) di allacciamento. → da pagina 73 in poi, al paragrafo »Appendice«.</p>

2.9 Collegamento dell'applicazione esterna chiusa

Osserva la bozza (schema) di allacciamento. → da pagina 73in poi, al paragrafo »Appendice«.

2.9.1 Collegamento di una applicazione esterna chiusa

NOTA


Sovrappressione nell'applicazione (ad es. > 0,5 bar (ü) nelle apparecchiature di vetro) DANNI MATERIALI ALL'APPLICAZIONE

- > Disporre un dispositivo di protezione da sovrappressione per evitare danni all'applicazione.
- Non installare nessuna valvola/attacco rapido nella condotta di mandata / scarico dal termore-golatore all'applicazione e, viceversa, dall'applicazione al termoregolatore.
- Nel caso si necessitano valvole/attacchi rapidi:
- > Installare dischi di rottura direttamente all'applicazione (rispettivamente nella mandata e scarico).
- Installare un bypass a monte delle valvole/attacchi rapidi verso l'applicazione.
- > Accessori idonei (p. es. bypass per la riduzione della pressione) sono riportati nel catalogo Huber.

MANUALE D'USO

Capitolo 2

Esempio: Collegamento di una applicazione esterna chiusa

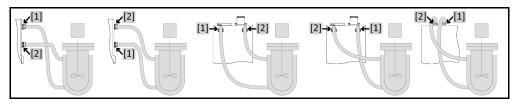

Affinché la vostra applicazione possa essere fatta funzionare correttamente e nel sistema non rimangano bollicine d'aria, dovete collegare l'attacco > Uscita circolazione < [1] che viene dal termoregolatore, con il punto di collegamento più basso dell'applicazione e l'attacco > Entrata circolazione < [2] nel termoregolatore con il punto di collegamento più alto dell'applicazione.

PROCEDURA

- Rimuovi i tappi di chiusura dagli attacchi per >uscita circolazione< [1] e >entrata circolazione< [2].</p>
- Collega poi la tua applicazione al termoregolatore mediante idonei tubi flessibili per fluido termico. Osserva la tabella contenente le aperture chiave. → pagina 29, paragrafo »Aperture chiavi (AC) e coppie di serraggio«.
- Controlla gli attacchi sulla loro tenuta.

2.10 Collegamento alla rete elettrica

INFORMAZIONE

A causa di circostanze locali può essere che invece di utilizzare il cavo originale di alimentazione in dotazione dovete utilizzare un cavo elettrico alternativo. Per staccare senza problemi il termoregolatore dalla rete elettrica non utilizzare nessun cavo di alimentazione che sia più lungo di **3 m**. Lasciare eseguire la sostituzione del cavo di alimentazione elettrico solo da un elettricista.

2.10.1 Allacciamento tramite presa con contatto di protezione (PE)



Allacciamento alla presa elettrica di alimentazione senza contatto di protezione (PE) PERICOLO DI MORTE DA SCOSSA ELETTRICA

Collegare il termoregolatore solo alle prese elettriche di alimentazione con contatto di protezione (PE).



Cavo/attacco alla rete elettrica danneggiato

PERICOLO DI MORTE DA SCOSSA ELETTRICA

- > Non mettere in funzione il termoregolatore.
- Scollegare il termoregolatore dall'alimentazione di corrente.
- Lasciare sostituire e verificare il cavo/l'attacco di alimentazione elettrica da un elettricista.
- Non utilizzare nessun cavo di alimentazione che sia più lungo di 3 m.

NOTA

Attacco di alimentazione elettrica sbagliato DANNI MATERIALI SUL TERMOREGOLATORE

La tensione e la frequenza di alimentazione esistente lato edificio deve corrispondere a quella indicata sulla targhetta identificativa per il termoregolatore.

INFORMAZIONE

In caso di dubbi riguardo a un contatto di protezione (PE) presente lasciare verificare l'attacco da un elettricista.

2.10.2 Collegamento con cablaggio fisso



Allacciamento/adattamento alla rete elettrica non eseguito da un elettricista PERICOLO DI MORTE DA SCOSSA ELETTRICA

Lasciare eseguire l'allacciamento/adattamento alla rete elettrica da un elettricista.



ALE D'USO Capitolo 2



Cavo/attacco alla rete elettrica danneggiato

PERICOLO DI MORTE DA SCOSSA ELETTRICA

- Non mettere in funzione il termoregolatore.
- Scollegare il termoregolatore dall'alimentazione di corrente.
- Lasciare sostituire e verificare il cavo/l'attacco di alimentazione elettrica da un elettricista.
- Non utilizzare nessun cavo di alimentazione che sia più lungo di 3 m.

NOTA

Attacco di alimentazione elettrica sbagliato

DANNI MATERIALI SUL TERMOREGOLATORE

> La tensione e la frequenza di alimentazione esistente lato edificio deve corrispondere a quella indicata sulla targhetta identificativa per il termoregolatore.

34



3 Descrizione della funzione

3.1 Descrizione della funzione del termoregolatore

3.1.1 Funzioni generali

Raffreddatori a circolazione sono termoregolatori, che vengono usati maggiormente per asportare il calore di processo e come alternativa economica rispetto all'acqua di raffreddamento (acqua potabile).

Con la **potente tecnica di raffreddamento** possono essere **raggiunti corrispondenti tassi di raffreddamento** più brevi.

Termoregolatore con «P»nella denominazione modello: Questo termoregolatore è adatto specifico per applicazioni con alta caduta di pressione.

3.1.2 Altre funzioni

Una pompa provvede alla circolazione del fluido termico. A seconda del modello e opzione, tramite il **display con tecnologia OLED** è possibile leggere i dati seguenti: temperatura del sensore di temperatura interno e esterno, valore di setpoint, pressione e flusso. Le impostazioni sul controllore vengono effettuate tramite una tastiera a membrana.

Servendosi delle interfacce RS232 e USB-Device, presenti di standard, sul controllore e delle interfacce opzionali ECS e CoPO i termoregolatori si lasciano combinare e integrare senza problemi in molti sistemi di automazione da laboratorio.

Tramite l'opzionale **presa d'attacco per sensore di visualizzazione di processo Pt100** è possibile collegare un sensore Pt100 esterno. La temperatura misurata con questo sensore viene visualizzata sul display.

Termoregolatori con un riscaldamento dispongono di una **protezione da sovratemperatura secondo DIN EN 61010-2-010, indipendente** dal circuito di regolazione.

3.2 Informazioni sui fluidi termici



Inosservanza della scheda tecnica di sicurezza del fluido termico da utilizzare LESIONI

- > Possibile pericolo di lesioni degli occhi, pelle e vie respiratorie.
- La scheda tecnica di sicurezza del fluido termico da utilizzare va assolutamente letta e rispettata prima dell'uso.
- Osservare le prescrizioni/istruzioni di lavoro locali.
- Indossa il tuo dispositivo di protezione individuale (p.e. guanti di protezione resistenti alle temperature, occhiali di protezione, scarpe di sicurezza).
- Pericolo di scivolamento dovuto dalla postazione di lavoro sporca. Pulisci il posto di lavoro; rispetta lo smaltimento a regola d'arte del fluido termico e mezzi ausiliari. → pagina 15, paragrafo »Smaltimento a regola d'arte di mezzi ausiliari e materiale di consumo«.

NOTA

Inosservanza della compatibilità del fluido termico con il vostro termoregolatore DANNI MATERIALI

- > Osservare la classificazione del vostro termoregolatore secondo DIN 12876.
- Va garantito la resistenza dei materiali seguenti con il fluido termico: acciaio inox 1.4301/ 1.4401 (V2A), rame, nichel, FKM, bronzo duro/ottone, stagno argento e materiale plastico.
- La viscosità massima del fluido termico non deve superare 50 mm²/s alla temperatura di lavoro più bassa!
- La densità massima del fluido termico non deve superare 1 kg/dm³!

Fluido termico: acqua

Denominazione	Valore predefinito
Carbonato di calcio per litro	≤ 1,5 mmol/l; corrisponde alla durezza acqua: ≤ 8,4 °dH (morbido)
Valore pH	tra 6,0 e 8,5
Acqua bianca, distillati	aggiungere 0,1 g di soda (Na₂CO₃) per litro
Acqua non consentita	distillata, deionizzata, demineralizzata, clorurata, ferruginosa, contenente ammoniaca, contaminata, acqua fiumana non trattata, acqua marina
Quantità di circolazione (minimo)	3 l/min.
Fluido termico: acqua senza etilenglicole	
Impiego	≥+3°C
Fluido termico: miscela di acqua-etilenglicole	
Impiego	<+3 °C
Composizione del fluido termico	La miscela deve essere di 10 K inferiore alla temperatura minima consentita. Il range di temperatura consentito è riportato nella scheda tecnica. → da pagina 73in poi, al paragrafo »Appendice«.

3.3 Osservare alla programmazione di esperimenti

INFORMAZIONE

Osserva il funzionamento conforme alla destinazione. \rightarrow pagina 13, paragrafo »Funzionamento conforme alla destinazione«.

La vostra applicazione è al centro di tutto. Considerare che la potenza del sistema è in funzione del trasferimento di calore, della temperatura, della viscosità del fluido termico, della portata e della velocità di flusso.

- Assicurati che l'attacco elettrico sia sufficientemente dimensionato.
- Il luogo di installazione del termoregolatore dovrebbe essere scelto in modo tale che, nonostante la presenza eventuale di un gruppo frigorifero raffreddato con acqua, vi sia abbastanza aria fresca.
- Per applicazioni sensibili alla pressione, come p.e. reattori in vetro, deve essere considerata la pressione massima di mandata del termoregolatore.
- Una riduzione della sezione o una ostruzione/un blocco nel circuito del fluido termico deve essere evitato. Adotta corrispondenti misure per la limitazione della pressione dell'impianto. Osserva la scheda tecnica della tua apparecchiatura di vetro e la scheda tecnica del termoregolatore. → da pagina 73in poi, al paragrafo »Appendice«.
- Per termoregolatori senza limitazione della pressione, verificare l'impiego necessario di un bypass esterno.
- Per prevenire il pericolo di sovrapressione nel sistema, il fluido termico prima dello spegnimento
 deve essere adeguato sempre a temperatura ambiente. Con ciò vengono evitati danni nel termoregolatore oppure all'applicazione. Eventuali valvole d'intercettazione presenti devono rimanere
 aperte (compensazione della pressione).
- Il fluido termico utilizzato dovrà essere scelto in modo da consentire non solo una temperatura minima e massima di lavoro, bensì deve essere idoneo anche riguardo al punto d'infiammabilità, al punto di ebollizione e alla viscosità. Inoltre, il fluido termico deve essere compatibile con tutti i materiali nel tuo sistema.
- Evitare che i tubi flessibili per la termoregolazione e l'acqua di raffreddamento (se richiesti) vengano piegati. Utilizza corrispondenti raccordi angolari e posa le tubazioni flessibili con un grande raggio. Il raggio di piegatura minimo è riportato nella scheda tecnica dei tubi flessibili impiegati per la termoregolazione.
- Le tubazioni flessibili scelte devono resistere al fluido termico, alle temperature di lavoro e alla pressione massima consentita.
- Controlla a intervalli regolari i tubi flessibili su un eventuale affaticamento del materiale (p.e. crepe, perdite).
- Tenere la lunghezza del tubo flessibile per la termoregolazione il più corto possibile
 - I diametri interni dei tubi flessibili per la termoregolazione devono corrispondere almeno agli attacchi della pompa. Per tubi di lunghezza maggiore, i diametri interni devono essere scelti più grandi a seconda della perdita di pressione nella rete di tubazioni.

Minichiller® OLÉ. Unichiller® OLÉ



Capitolo 3 MANUALE D'USO


- La viscosità del fluido termico determina la caduta di pressione e, particolarmente con basse temperature di lavoro, influenza il risultato della termoregolazione.
- Attacchi, raccordi e valvole troppo piccoli possono generare notevoli resistenze di flusso.
 La tua applicazione con ciò viene termoregolata più lentamente.
- Utilizzare principalmente solo fluidi termici raccomandati dal fabbricante e usarli solo entro la gamma di temperatura e pressione utile.
- L'applicazione deve trovarsi, con termoregolazione vicino alla temperatura di ebollizione del fluido termico, all'incirca alla stessa temperatura oppure inferiore a quella del termoregolatore.
- Riempi il termoregolatore in modo lento, accurato e uniforme. Indossa i dispositivi di protezione individuali, come p.e. occhiali protettivi, guanti di protezione resistenti termicamente e chimicamente ed ecc.
- Dopo il riempimento del fluido e l'impostazione di tutti i parametri richiesti, è assolutamente necessario che il circuito di termoregolazione venga spurgato. Ciò è condizione per un funzionamento perfetto del termoregolatore e quindi della tua applicazione.

INFORMAZIONE

La temperatura massima dell'acqua di raffreddamento e la pressione differenziale necessarie per un funzionamento perfetto dei termoregolatori raffreddati con acqua sono riportate nella scheda tecnica. → da pagina 73 in poi, al paragrafo »Appendice«.

3.4 Strumenti di visualizzazione e di comando

Il quadro di controllo: Visualizzazione e tasti

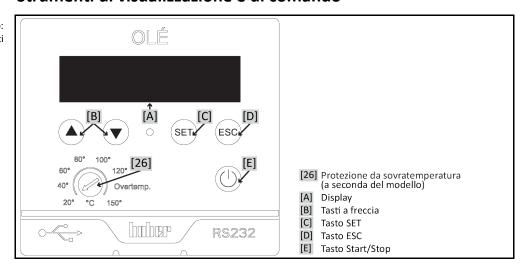

3.4.1 Display

Schermata »Home«: termoregolazione attiva



Schermata »Home«: termoregolazione inattiva oppure visualizzazione di un messaggio di errore



Schermata «Home»: Spiegazione del display

Denominazione	Descrizione
Limite temperatura per valore di setpoint	Visualizzazione per il limite del valore di setpoint. Il valore di setpoint può essere impostato solo entro questa gamma. Il limite può essere modificato alla voce di menu «Opzioni di protezione» sotto «Valore di setpoint minimo» e «Valore di setpoint massimo». All'impostazione, fai attenzione al fluido termico utilizzato e al materiale da termoregolare. → pagina 40, paragrafo »Funzione a menu«.
Sensore di flusso/di pressione (opzionale a seconda del model- lo)	Visualizzazione per il valore misurato del sensore di flusso o sensore di pressione installato. Questa funzione è opzionale a seconda del modello e non è disponibile per i controllori KISS o altri termoregolatori. La visualizzazione può essere cambiata o attivata e disattivata alla voce di menu «Configurazione del sensore» sotto «Visualizzazione sensore di flusso/di pressione». → pagina 40, paragrafo »Funzione a menu«.
Riscaldamento	Il simbolo appare, quando il termoregolatore riscalda il fluido termico. (Solo per termoregolatori con riscaldamento)
Raffreddamento	Il simbolo appare, quando il termoregolatore raffredda il fluido termico.
Pompa	Il simbolo appare, quando nel termoregolatore la pompa gira.
Temperatura interna attuale	Visualizzazione della temperatura attuale del fluido termico. La misurazione e il controllo vengono effettuati tramite il sensore di temperatura interno.
Sensore Pt100 (opzione)	Visualizzazione del valore misurato del sensore di visualizzazione di processo Pt100 esterno. Questa visualizzazione è possibile solo, quando: 1. il termoregolatore è dotato di una presa d'attacco Pt100, 2. è stato collegato un sensore di visualizzazione di processo Pt100, 3. il sensore di visualizzazione di processo Pt100 è stato piazzato nell'applicazione. La visualizzazione nella voce di menu «Configurazione del sensore» sotto «Visualizzazione sensore Pt100 esterno» può essere attivata e disattivata solo se è stata installata la relativa interfaccia. → pagina 40, paragrafo »Funzione a menu«.
Valore di setpoint impostato	Visualizzazione del valore di setpoint impostato.
Testo indicativo o messaggio di errore	Visualizzazione di un testo indicativo o di un messaggio di errore.

3.4.2 Strumenti di comando

3.4.2.1 Tasti a freccia





A seconda della necessità, con i >tasti a freccia < \boxed{B} vengono immessi dei valori (\bigcirc (+) o \bigcirc (-)), selezionata una voce di menu (\bigcirc (marcatura a sinistra) o \bigcirc (marcatura a destra)) oppure modificata una voce di menu ((in alto) o (in basso)). Premendo più a lungo il rispettivo tasto a freccia, il valore cambia più velocemente. Il menu principale viene richiamato premendo contemporaneamente entrambi i >tasti a freccia< [B].

3.4.2.2 **Tasto SET**



Premendo il >tasto SET < [C] nella schermata »Home« si passa direttamente alla schermata di immissione del valore di setpoint della temperatura. Con ciò quindi, il valore di setpoint della temperatura si lascia velocemente modificare. Il >tasto SET< [C] viene utilizzato anche per passare ad una voce di menu selezionata oppure per confermare modifiche eseguite.

Minichiller® OLÉ, Unichiller® OLÉ V1.5.0it/09.08.21//1.0.0

MANUALE D'USO

Capitolo 3

3.4.2.3 Tasto ESC



Una modifica/immissione viene annullata premendo sul >tasto ESC< [D]. La visualizzazione passa alla schermata precedente, senza salvare la modifica/immissione. Con il >tasto ESC<[D] ritornate indietro alla schermata precedente fino alla schermata »Home«. In caso di errore, con il >tasto ESC< [D] viene tacitato il suono di allarme.


3.4.2.4 Tasto Start/Stop



La termoregolazione viene avviata o arrestata premendo il >tasto Start/Stop< [E].

3.4.3 Esecuzione delle impostazioni

Impostazione esemplificativa di un valore numerico

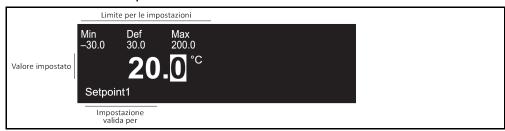

Impostazione esemplificativa tramite selezione testo



Esistono due modi possibili per effettuare un'impostazione:

Impostazione numerica:

Eseguire l'impostazione tramite i >tasti a freccia< [B] (\bigcirc (+) o \bigcirc (-)) e confermare l'immissione premendo sul >tasto SET< [C]. Premendo più a lungo il rispettivo tasto a freccia, il valore cambia più velocemente.

Selezione del testo:

Selezionare il testo tramite i >tasti a freccia $\langle B \rangle$ (SU) o \bigcirc (GIÙ)) e confermare l'immissione premendo sul >tasto SET $\langle C \rangle$.



3.5 Funzione a menu

Menu principale



Il menu principale viene richiamato premendo contemporaneamente i >tasti a freccia< [B]. A seconda della dotazione del termoregolatore utilizzato, alcune voci di menu non sono selezionabili.

Panoramica delle voci di menu

Display	Descrizione	KISS	OLÉ
Setpoint1	Impostazione del valore di setpoint. Il valore di setpoint viene modificato tramite i >tasti a freccia< [B].	х	Х
Impostazione luminosità	Impostazione della luminosità del display OLED. La luminosità viene modificata tramite i >tasti a freccia< [B] .	Х	Х
Configura- zione sensore	Sotto questa voce di menu sono disponibili: 1. Taratura del sensore interno (Possibilità di immissione: offset (K)) 2. Taratura del sensore esterno (Possibilità di immissione: offset (K)) 3. Unità temperatura (scelta tra «Celsius» e «Fahrenheit») 4. Modo operativo (scelta tra «Termoregolazione interna», «Sfiato» e «Circolazione») 5. Visualizzazione del sensore Pt100 esterno (attivazione della visualizzazione di un sensore di visualizzazione di processo Pt100 esterno) 6. Visualizzazione sensore di flusso/di pressione (attivazione della visualizzazione del sensore di flusso o di pressione opzionale)	x O x x O	x 0 x x 0
Interfacce	Sotto questa voce di menu sono disponibili: 1. RS232 1 (impostazione della «Velocità di trasmissione» e «Modalità» (bus Huber)) 2. RS232 2 (impostazione della «Velocità di trasmissione» e «Modalità» (bus Huber)) 3. Dispositivo USB (impostazione della «Velocità di trasmissione» e «Modalità» (bus Huber)) La modalità «STBus» può essere utilizzata solo da tecnici di servizio della ditta Huber. 4. Contatto a potenziale zero (scelta tra «OFF», «Allarme» e «Unipump/PCS») 5. Segnale di controllo esterno (scelta tra «OFF», «Setpoint2» e «Standby»)	X X X	x o x o
Opzioni di protezione	Sotto questa voce di menu sono disponibili: 1. Setpoint2 (immissione del secondo valore di setpoint) 2. Valore di setpoint minimo (immissione del limite inferiore del valore di setpoint impostabile) 3. Valore di setpoint massimo (immissione del limite superiore del valore di setpoint impostabile) 4. Avvio automatico dopo blackout (scelta tra «OFF» e «Automatico»)	_ x x x	O x x x x
Sistema	Sotto questa voce di menu sono disponibili: 1. Potenza termica (solo per termoregolatori con riscaldamento; impostazione in %) 2. Selezione lingua (scelta tra «Inglese» e «Tedesco») 3. Bagno di raffreddamento (scelta tra «Senza bagno di raffreddamento» (OFF), «Con bagno di raffreddamento e alimentazione elettrica comune» (ON) e «Con bagno di raffreddamento e alimentazione elettrica separata» (ON)) 4. Informazioni di sistema (visualizzazione di differenti numeri di serie (N.SE) e stati di versione) 5. Menu di servizio (solo per tecnici di servizio della ditta Huber. Questa voce di menu è protetta da password) 6. Impostazione di fabbrica (scelta tra «continua» e «interrompi»)	X X M	M

Minichiller® OLÉ, Unichiller® OLÉ V1.5.0it/09.08.21//1.0.0



3.6 Esempi di funzioni

3.6.1 Selezione lingua

PROCEDURA

- Per richiamare il menu principale, premere contemporaneamente entrambi i >tasti a freccia< [B].</p>
- > Selezionare la voce di menu »Sistema« tramite i >tasti a freccia< [B].
- > Confermare la selezione premendo il >tasto SET< [C].
- > Selezionare il sottomenu »Selezione lingua« tramite i >tasti a freccia< [B].
- > Confermare la selezione premendo il >tasto SET< [C].
- Selezionare la lingua desiderata tramite i >tasti a freccia (B).
- Confermare la selezione premendo il >tasto SET < [C].</p>
- Per ritornare alla schermata »Home«, premere due volte il >tasto ESC< [D].

3.6.2 Impostazione del valore di setpoint

PROCEDURA

Impostazione del valore di setpoint tramite schermata »Home«

- > Premere il >tasto SET< [C].
- ➤ Impostare il nuovo valore di setpoint tramite i >tasti a freccia < B (△ (+) o ▽ (-)).</p>
 Più a lungo viene premuto il tasto a freccia, più velocemente cambia il valore.
- Confermare l'immissione premendo il >tasto SET< [C].</p>

3.6.3 Modifica della funzione Start automatico

Dopo un avaria della rete elettrica (o all'accensione del termoregolatore) sotto questa funzione può essere determinato come il termoregolatore deve comportarsi.

Funzione Start automatico disattivata

La termoregolazione viene avviata dopo l'accensione del termoregolatore solo tramite immissione manuale.

Funzione Start automatico attivata

Il termoregolatore viene messo sempre allo stato dove si trovava prima dell'avaria della rete elettrica. Ad esempio prima dell'avaria della rete elettrica: Termoregolazione spenta; dopo un'avaria della rete elettrica: Termoregolazione spenta. Nel caso la termoregolazione era attiva all'avaria dell'alimentazione, dopo aver ripristinato l'alimentazione viene automaticamente proseguita.

PROCEDURA

- Per richiamare il menu principale, premere contemporaneamente entrambi i >tasti a freccia< [B].</p>
- > Selezionare la voce di menu »Opzioni di protezione« tramite i >tasti a freccia< [B].
- ➤ Confermare la selezione premendo il >tasto SET< [C].
- > Selezionare il sottomenu »Avvio automatico dopo blackout« tramite i >tasti a freccia< [B].
- Confermare la selezione premendo il >tasto SET < [C].</p>
- Selezionare l'impostazione desiderata tramite i >tasti a freccia [B].
- Confermare la selezione premendo il >tasto SET< [C].</p>
- Per ritornare alla schermata »Home«, premere due volte il >tasto ESC< [D].



4 Messa a punto

4.1 Messa a punto



Movimento del termoregolatore durante il funzionamento LESIONI GRAVI/CONGELAMENTO DOVUTO DA PARTI DELLA SCATOLA/FLUIDO TERMICO FUORIUSCENTE

Non muovere i termoregolatori che sono in funzione.

4.1.1 Accensione del termoregolatore

PROCEDURA

- Prima che accendi il termoregolatore tramite l'>interruttore di alimentazione< [37], questo deve essere riempito di fluido termico. → pagina 44, paragrafo »Riempimento, Spurgo aria e Svuotamento«. Se il termoregolatore viene acceso senza fluido termico, dopo un breve tempo appare sul display un messaggio di errore. In questo caso, spegni il termoregolatore tramite l'>interruttore di alimentazione< [37] e riempilo.</p>
- ➢ Accendi il termoregolatore tramite l'>interruttore di alimentazione (37]. Il livello del fluido termico è controllato dall'interruttore a galleggiante. A tale scopo, l'interruttore a galleggiante viene premuto automaticamente in basso. Il galleggiante viene spinto di nuovo verso l'alto dalla galleggiabilità solo con riempimento di fluido termico e quindi supera la prova. Durante il test possono essere udibili dei rumori. La circolazione e la termoregolazione sono disattivate.

4.1.2 Spegnimento del termoregolatore

PROCEDURA

- > Termoregolare il fluido termico a temperatura ambiente.
- > Arrestare la termoregolazione.
- > Spegnere il termoregolatore tramite l'>interruttore di alimentazione< [37].

4.1.3 Impostazione della protezione da sovratemperatura (ST)




Protezione da sovratemperatura impostata più alta del punto d'infiammabilità del fluido termico utilizzato PERICOLO DI MORTE DOVUTO DAL FUOCO

- La protezione da sovratemperatura va correttamente impostata al fluido termico utilizzato.
- Osservare assolutamente la scheda tecnica di sicurezza del fluido termico.
- Impostare il valore di spegnimento della protezione da sovratemperatura almeno 25 K sotto il punto d'infiammabilità del fluido termico.

4.1.3.1 Informazioni generali sulla protezione da sovratemperatura

Esempio di un potenziometro sul termoregolatore

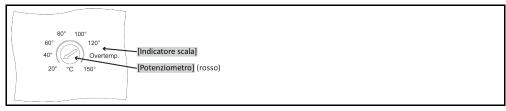

Una protezione da sovratemperatura è installata solo nei termoregolatori che dispongono di un riscaldamento. Il monitoraggio della temperatura di mandata serve come sicurezza del vostro impianto. Viene subito impostata dopo aver riempito l'impianto con fluido termico.


Alla consegna dell'apparecchiatura, il valore di spegnimento della protezione da sovratemperatura è impostato a 40 °C. Se la temperatura del fluido termico appena riempito è maggiore del valore di spegnimento impostato della protezione da sovratemperatura, all'accensione della rete elettrica dal termoregolatore viene emesso un allarme già dopo poco tempo. Impostare la protezione da sovratemperatura al fluido termico utilizzato. Tenere conto di quanto segue: La quadrante (scala) stampata può variare rispetto al valore di spegnimento impostato fino a - 25 K.

Minichiller® OLÉ. Unichiller® OLÉ



4.1.3.2 Impostazione della protezione da sovratemperatura

Impostazione del valore di spegnimento

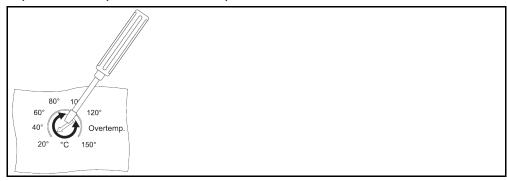

INFORMAZIONE

Per l'impostazione del valore di spegnimento della protezione da sovratemperatura occorre un cacciavite (a intaglio piatto 1,0x5,5).

PROCEDURA

Servendosi del cacciavite, impostare il valore di spegnimento sul potenziometro. Questo valore di spegnimento deve essere impostato esattamente per il vostro fluido termico utilizzato. Il termoregolatore non viene acceso a tal proposito.

4.1.4 Testare la protezione da sovratemperatura sulla sua funzionalità



La protezione da sovratemperatura (ST) non interviene

PERICOLO DI MORTE DOVUTO DAL FUOCO

Testare mensilmente e dopo ogni cambio del fluido termico l'intervento del dispositivo per assicurare così una sua perfetta funzione.

NOTA

I passi seguenti vengono eseguiti senza un costante monitoraggio del termoregolatore DANNI MATERIALI AL TERMOREGOLATORE E NELLE SUE VICINANZE

➤ Le seguenti azioni devono essere effettuate solo sotto costante osservazione del termoregolatore e dell'applicazione!

INFORMAZIONE

Una protezione da sovratemperatura è installata solo nei termoregolatori che dispongono di un riscaldamento. Per verificare la funzionalità della protezione da sovratemperatura, occorre avere un cacciavite abbastanza grande.

La corretta funzione della protezione da sovratemperatura viene testata in questo modo:

PROCEDURA

- Annotarsi il valore di spegnimento della protezione da sovratemperatura impostato sul potenziometro.
- > Accendi il termoregolatore.
- ➤ Immetti un valore di setpoint (Temperatura ambiente). → pagina 41, paragrafo »Impostazione del valore di setpoint«.
- > Avvia la termoregolazione premendo il >tasto Start/Stop< [E].
- Servendosi del cacciavite, imposta il nuovo valore di spegnimento sul potenziometro. Questo valore di spegnimento deve essere inferiore della temperatura interna visualizzata. La protezione da sovratemperatura interviene.
- Spegni il termoregolatore.
- Servendosi del cacciavite, cambia il valore di spegnimento sul potenziometro di nuovo al valore originario.

INFORMAZIONE

Se la protezione da sovratemperatura non dovesse intervenire, metti allora subito fuori funzione il termoregolatore. Contatta immediatamente il «Supporto clienti». → pagina 71, paragrafo »Dati di contatto«. Non fare funzionare il termoregolatore.



4.2 Riempimento, Spurgo aria e Svuotamento

Osserva la bozza (schema) di allacciamento. → da pagina 73in poi, al paragrafo »Appendice«.



Superfici, attacchi e fluido termico estremamente caldi/freddi

USTIONI/ASSIDERAMENTI DEGLI ARTI

- A seconda del modo operativo, le superfici, gli attacchi e il fluido termico temperato possono essere estremamente caldi o freddi.
- > Evitare il contatto diretto con superfici, attacchi e fluido termico!
- > Indossa l'equipaggiamento di protezione individuale (p.e. guanti di protezione resistenti alle temperature, occhiali di protezione).

NOTA

Con circolazione attiva, il circuito del fluido termico viene bloccato da valvole d'intercettazione DANNI MATERIALI ALLA POMPA DI CIRCOLAZIONE INSTALLATA NEL TERMOREGOLATORE

- Non chiudere il circuito del fluido termico con valvole d'intercettazione durante la circolazione.
- > Prima di arrestare la circolazione, termoregolare il fluido termico a temperatura ambiente.

4.2.1 Riempimento e sfiato dell'applicazione esterna chiusa



Inosservanza della scheda tecnica di sicurezza del fluido termico da utilizzare LESIONI

- Possibile pericolo di lesioni degli occhi, pelle e vie respiratorie.
- > La scheda tecnica di sicurezza del fluido termico da utilizzare va assolutamente letta e rispettata prima dell'uso.
- Osservare le prescrizioni/istruzioni di lavoro locali.
- Indossa il tuo dispositivo di protezione individuale (p.e. guanti di protezione resistenti alle temperature, occhiali di protezione, scarpe di sicurezza).
- Pericolo di scivolamento dovuto dalla postazione di lavoro sporca. Pulisci il posto di lavoro; rispetta lo smaltimento a regola d'arte del fluido termico e mezzi ausiliari. → pagina 15, paragrafo »Smaltimento a regola d'arte di mezzi ausiliari e materiale di consumo«.

NOTA

Sfiato semiautomatico

DANNI MATERIALI SUL TERMOREGOLATORE

- > Attraverso un tempo di tolleranza più alto della caduta di pressione la pompa può danneggiarsi, se allo stesso tempo nel sistema vi è troppo poco fluido termico.
- Monitorare continuamente il livello del fluido termico dal >Tubo di livello< [23] ovvero >Indicatore livello e scarico< [38]. Durante la fase di sfiato rabboccare del fluido termico, affinché il livello del fluido termico nel >Tubo di livello< [23] ovvero >Indicatore livello e scarico< [38] non cada sotto la marcatura di minimo.</p>

NOTA

La >valvola di bypass< [62] (se presente) non viene adattata all'applicazione esterna DANNI MATERIALI ALL'APPLICAZIONE ESTERNA

- Con una >valvola di bypass< [62] chiusa, la pressione nel circuito del fluido termico potrebbe diventare troppo grande per l'applicazione esterna utilizzata. Di conseguenza il fluido termico potrebbe traboccare dall'applicazione esterna e/o l'applicazione esterna potrebbe venire danneggiata.</p>
- Al primo riempimento, al cambio a un altro fluido termico oppure un'altra applicazione esterna: La >valvola di bypass< [62] deve essere completamente aperta prima di avviare la circolazione. Con ciò, la pressione nel circuito del fluido termico è minima.</p>
- All'avvio della circolazione, fare attenzione alla pressione visualizzata sul display. La pressione consentita della vostra applicazione esterna non deve essere superata.

INFORMAZIONE


Calcola, se la capacità del **>vaso di espansione<** [18] può assorbire il volume d'espansione durante il funzionamento. Basarsi a tal proposito alle quantità di seguito riportate: [Quantità minima di riempimento del termoregolatore] + [Contenuto dei tubi flessibili per termoregolazione] + [Volume jacket della tua applicazione] + [10 % / 100 K].

- Durante il riempimento fare attenzione ad eventuali misure necessarie come ad esempio la messa a terra dei recipienti, imbuti e altri mezzi.
- Riempire da un'altezza possibilmente bassa.



4.2.1.1 Riempimento e spurgo aria con >Tubo di livello< [23]

Livelli nel >Tubo di livello< [23]

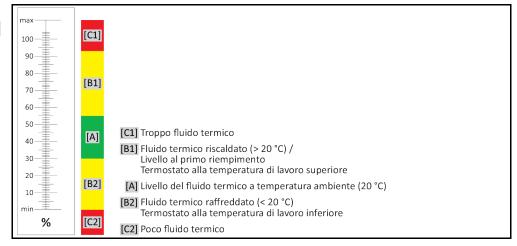

PROCEDURA

- > Per termoregolatori con >valvola di bypass< [62], verificare che questa sia completamente aperta.
- Verifica, se allo >scarico del troppopieno< [12] (se presente) è stato montato un tubo flessibile. L'altra estremità del tubo flessibile deve essere infilato in un recipiente di raccolta idoneo. Nel caso di riempimento eccessivo del termoregolatore, qui fuoriesce il fluido termico in eccesso. Il tubo flessibile e il recipiente devono essere compatibili con il fluido termico e la temperatura.</p>
- Apri a mano l'>apertura di riempimento< [17].</p>
- Riempi con cautela un fluido termico idoneo utilizzando degli accessori di riempimento (imbuto e/o bicchiere di vetro) nell'>apertura di riempimento< [17]. Il fluido termico scorre nel termoregolatore e, attraverso i collegamenti a tubo flessibile, all'applicazione esterna. Il livello lo si vede dal >tubo di livello< [23]. Durante la pulizia degli accessori di riempimento, osserva di eseguire uno smaltimento a regola d'arte. → pagina 15, paragrafo »Smaltimento a regola d'arte di mezzi ausiliari e materiale di consumo«.</p>
- Accendi il termoregolatore.
- ➤ Imposta il valore di setpoint a 20 °C. → pagina 41, paragrafo »Impostazione del valore di setpoint«.
- > Avvia la circolazione premendo il >tasto Start/Stop< [E].
- Rabbocca a necessità del fluido termico. A tal proposito, monitora il livello del fluido termico nel >tubo di livello< [23]. Il processo di riempimento/spurgo è concluso quando il termoregolatore è sufficientemente riempito.

INFORMAZIONE

Se nelle applicazioni esterne (reattori) il livello del liquido nell'indicatore di livello rimane costante sia quando la pompa gira sia quando è ferma, allora si considera che l'applicazione è sfiatata.

- Per termoregolatori con >valvola di bypass< [62], impostare la pressione nel circuito del fluido termico alle esigenze dell'applicazione esterna utilizzata. Utilizzare a tal proposito la >valvola di bypass< [62] e il manometro sul display.</p>
- Arrestare la circolazione premendo il >tasto Start/Stop< [E].</p>
- > Spegnere il termoregolatore.
- Controllare il livello del recipiente di raccolta. Svuotare a necessità il recipiente e smaltire a regola d'arte il contenuto.
- Chiudere l'>apertura di riempimento [17] a mano. Il termoregolatore è quindi riempito.

INFORMAZIONE


Lo sfiato deve essere eseguito specialmente alla prima messa in funzione e dopo il cambio del fluido termico. Solo in questo modo è possibile garantire un funzionamento senza guasti.

Tieni conto dell'espansione di volume del fluido termico in funzione del range di temperatura di lavoro nel quale desideri lavorare. Con temperatura di lavoro «più bassa» la marcatura di minimo nel >tubo di livello< [23] non deve andare di sotto e con temperatura di lavoro «più alta» nel >vaso di espansione< [18] non deve avvenire nessuna fuoriuscita dovuto dal troppopieno. In caso di sovrappieno, scarica la quantità di troppo del fluido termico. → pagina 47, paragrafo »Scarico con >Tubo di livello< [23]«. Verifica se il fluido termico può essere riutilizzato. Osserva di eseguire uno smaltimento a regola d'arte. → pagina 15, paragrafo »Smaltimento a regola d'arte di mezzi ausiliari e materiale di consumo«.

MANUALE D'USO Capitolo 4

4.2.1.2 Riempimento e spurgo aria con >Indicatore livello e scarico < [38]

>Indicatore livello e scarico< [38]

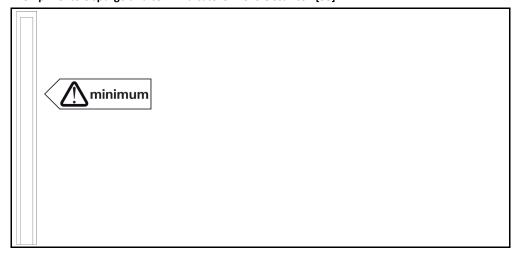

PROCEDURA

- ➤ Verifica che il tubo flessibile dell'>indicatore livello e scarico< [38] non sia stato tirato fuori.
- > Apri a mano l'>apertura di riempimento< [17].
- Riempi con cautela un fluido termico idoneo utilizzando degli accessori di riempimento (imbuto e/o bicchiere di vetro) nell'>apertura di riempimento
 [17]. Il fluido termico scorre nel termoregolatore e, attraverso i collegamenti a tubo flessibile, all'applicazione esterna. Riempi il termoregolatore fino a 1 cm sotto l'estremità del tubo flessibile dell'>indicatore di livello e scarico
 [38]. Durante la pulizia degli accessori di riempimento, osserva di eseguire uno smaltimento a regola d'arte. → pagina 15, paragrafo »Smaltimento a regola d'arte di mezzi ausiliari e materiale di consumo«.
- Accendi il termoregolatore.
- ➤ Imposta il valore di setpoint a 20 °C. → pagina 41, paragrafo »Impostazione del valore di setpoint«.
- Avvia la circolazione premendo il >tasto Start/Stop< [E].
- Rabbocca a necessità del fluido termico. A tal proposito, monitora il livello nell'>indicatore livello e scarico< [38]. La marcatura del livello minimo di riempimento non deve essere al di sotto. Il processo di riempimento/spurgo è concluso, quando il termoregolatore è sufficientemente riempito.

INFORMAZIONE

Se nelle applicazioni esterne (reattori) il livello del liquido nell'indicatore di livello rimane costante sia quando la pompa gira sia quando è ferma, allora si considera che l'applicazione è sfiatata.

- Arrestare la circolazione premendo il >Tasto Start/Stop< [E].</p>
- Chiudere l'>Apertura di riempimento [17] a mano. Il termoregolatore è quindi riempito.

INFORMAZIONE

Lo **sfiato** deve essere eseguito specialmente alla prima messa in funzione e dopo il cambio del fluido termico. Solo in questo modo è possibile garantire un funzionamento senza guasti.

Tieni conto dell'espansione di volume del fluido termico in funzione del range di temperatura di lavoro nel quale desideri lavorare. Con temperatura di lavoro «più bassa», la marcatura di minimo nell'>indicatore livello e scarico< [38] non deve andare di sotto e con temperatura di lavoro «più alta», nell'>indicatore livello e scarico< [38] non deve avvenire nessuna fuoriuscita dovuto dal troppopieno. Riempi il termoregolatore al primo riempimento fino a 1 cm circa sotto l'estremità tubo. In caso di sovrappieno, scarica la quantità di troppo del fluido termico. → pagina 47, paragrafo »Scarico con >Indicatore livello e scarico< [38]«. Verifica se il fluido termico può essere riutilizzato. Osserva di eseguire uno smaltimento a regola d'arte. → pagina 15, paragrafo »Smaltimento a regola d'arte di mezzi ausiliari e materiale di consumo«.

Minichiller® OLÉ, Unichiller® OLÉ V1.5.0it/09.08.21//1.0.0



4.2.2 Svuotamento dell'applicazione esterna chiusa



Fluido termico caldo o molto freddo

GRAVI USTIONI/ASSIDERAMENTI DEGLI ARTI

- > Prima di iniziare lo scarico, provvedere che il fluido termico sia termoregolato a temperatura ambiente (20 °C).
- Se il fluido termico a questa temperatura è troppo viscoso (denso) per essere svuotato, allora termoregolare il fluido termico per alcuni minuti, finché la viscosità è sufficiente per uno svuotamento. Mai termoregolare il fluido termico con lo scarico aperto.
- > Attenzione, pericolo di ustioni allo scarico di fluido termico con una temperatura oltre 20 °C.
- Allo scarico del fluido indossare l'equipaggiamento di protezione individuale.
- > Svuotare solo servendosi del tubo flessibile di scarico e del recipiente idonei. Questi devono essere compatibili con il fluido termico e alle loro temperature.

4.2.2.1 Scarico con >Tubo di livello < [23]

PROCEDURA

Termoregolatori senza >scarico residui < [10]

- > Tieni pronto un recipiente adatto per raccogliere il fluido termico.
- Rimuovi il tappo zigrinato dall'attacco dello >scarico< [8]. Non appena hai aperto il tappo zigrinato, il fluido termico scorre dall'applicazione esterna attraverso il termoregolatore nel recipiente. Verifica se il fluido termico può essere riutilizzato. Osserva di eseguire uno smaltimento a regola d'arte. → pagina 15, paragrafo »Smaltimento a regola d'arte di mezzi ausiliari e materiale di consumo«.</p>
- > Attendi fino a quando l'applicazione esterna e il termoregolatore sono vuoti.
- > Apri l'attacco >uscita circolazione < [1].
- Apri l'attacco >entrata circolazione < [2].</p>
- Lascia aperto il termoregolatore per un certo tempo affinché possa scaricare i residui e asciugarsi.
- > Chiudi l'attacco >uscita circolazione < [1].
- Chiudi l'attacco >entrata circolazione < [2].</p>
- Rimonta il tappo zigrinato allo >scarico [8]. Il termoregolatore è quindi svuotato.

PROCEDURA

Termoregolatori con >scarico residui< [10]

- > Tieni pronto un recipiente adatto per raccogliere il fluido termico.
- Rimuovi il tappo zigrinato dall'attacco dello >scarico< [8]. Non appena hai aperto il tappo zigrinato, il fluido termico scorre dall'applicazione esterna attraverso il termoregolatore nel recipiente. Verifica se il fluido termico può essere riutilizzato. Osserva di eseguire uno smaltimento a regola d'arte. → pagina 15, paragrafo »Smaltimento a regola d'arte di mezzi ausiliari e materiale di consumo«.</p>
- Attendi fino a quando dallo >scarico < [8] non fuoriesce più del fluido termico.
- ➤ Rimuovi il tappo zigrinato dallo >scarico residui< [10]. Non appena hai aperto il tappo zigrinato, il fluido termico residuo scorre fuori dal termoregolatore nel recipiente. Verifica se il fluido termico può essere riutilizzato. Osserva di eseguire uno smaltimento a regola d'arte. → pagina 15, paragrafo »Smaltimento a regola d'arte di mezzi ausiliari e materiale di consumo«.</p>
- > Attendi finché il termoregolatore è vuoto.
- > Apri l'attacco >uscita circolazione < [1].
- Apri l'attacco >entrata circolazione < [2].</p>
- Lascia aperto il termoregolatore per un certo tempo affinché possa scaricare i residui e asciugarsi.
- Chiudi l'attacco >uscita circolazione< [1].</p>
- Chiudi l'attacco >entrata circolazione [2].
- Rimonta il tappo zigrinato allo >scarico residui< [10].
- Rimonta il tappo zigrinato allo >scarico [8]. Il termoregolatore è quindi svuotato.

4.2.2.2 Scarico con >Indicatore livello e scarico < [38]

PROCEDURA

- > Tieni pronto un recipiente adatto per raccogliere il fluido termico.
- ➤ Tira fuori il tubo flessibile dall'>indicatore livello e scarico < [38]. Non appena hai tirato fuori il tubo flessibile, il fluido termico scorre dall'applicazione esterna attraverso il termoregolatore nel recipiente. Verifica se il fluido termico può essere riutilizzato. Osserva di eseguire uno smalti-



mento a regola d'arte. → pagina 15, paragrafo »Smaltimento a regola d'arte di mezzi ausiliari e materiale di consumo«.

- > Attendi fino a quando l'applicazione esterna e il termoregolatore sono vuoti.
- Apri l'attacco >uscita circolazione [1].
 Apri l'attacco >entrata circolazione [2].
- Lascia aperto il termoregolatore per un certo tempo affinché possa scaricare i residui e asciugarsi.
 Chiudi l'attacco >uscita circolazione< [1].
 Chiudi l'attacco >entrata circolazione< [2].

- > Infila di nuovo il tubo flessibile nell'>indicatore livello e scarico< [38]. Il termoregolatore è quindi svuotato.

Minichiller® OLÉ, Unichiller® OLÉ V1.5.0it/09.08.21//1.0.0



5 Funzionamento normale

5.1 Funzionamento automatico



Superfici, attacchi e fluido termico estremamente caldi/freddi USTIONI/ASSIDERAMENTI DEGLI ARTI

- A seconda del modo operativo, le superfici, gli attacchi e il fluido termico temperato possono essere estremamente caldi o freddi.
- > Evitare il contatto diretto con superfici, attacchi e fluido termico!
- > Indossa l'equipaggiamento di protezione individuale (p.e. guanti di protezione resistenti alle temperature, occhiali di protezione).

NOTA

Con circolazione attiva, il circuito del fluido termico viene bloccato da valvole d'intercettazione DANNI MATERIALI ALLA POMPA DI CIRCOLAZIONE INSTALLATA NEL TERMOREGOLATORE

- Non chiudere il circuito del fluido termico con valvole d'intercettazione durante la circolazione.
- > Prima di arrestare la circolazione, termoregolare il fluido termico a temperatura ambiente.

5.1.1 Controllo temperatura

5.1.1.1 Avvio della termoregolazione

La termoregolazione può essere avviata dopo il riempimento e lo sfiato completo eseguito.

PROCEDURA

 Con termoregolatore acceso e termoregolazione/circolazione arrestata premere il >Tasto Start/Stop< [E].
 Viene avviata la termoregolazione.

5.1.1.2 Terminare la termoregolazione

NOTA

Allo spegnimento del termoregolatore, la temperatura del fluido termico è più alta/più bassa della temperatura ambiente

DANNI MATERIALI AL TERMOREGOLATORE E ALL'APPARECCHIATURA DI VETRO/APPLICAZIONE

- > Portare il fluido termico a temperatura ambiente servendosi del termoregolatore.
- Non chiudere le valvole di intercettazione presenti nel circuito del fluido termico.

La termoregolazione può essere terminata in qualsiasi momento. La termoregolazione e la circolazione vengono subito dopo disattivate.

PROCEDURA

 Con termoregolatore acceso e termoregolazione/circolazione in funzione premere il >Tasto Start/Stop< [E].

Viene arrestata la termoregolazione.

MANUALE D'USO Capitolo 6

6 Interfacce e Comunicazione Dati

NOTA

Le specifiche dell'interfaccia utilizzata non vengono rispettate DANNI MATERIALI

> Collegare solo componenti che corrispondono alle specifiche dell'interfaccia utilizzata.

6.1 Interfacce sul controllore

Interfacce standard sul controllore OLÉ



6.1.1 Interfaccia USB 2.0

INFORMAZIONE

Utilizzando l'interfaccia vanno assolutamente osservate le specifiche degli standard generalmente validi. I driver necessari per l'interfaccia sono disponibili sul sito: www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm

6.1.1.1 Interfaccia USB-2.0 Device



Attacco USB-2.0 (per connettore mini-B) per la comunicazione con un computer.

6.1.2 Presa RS232



A questa presa è possibile collegare corrispondentemente un PC, un PLC o un sistema di controllo processo (PLS) per telecomandare l'elettronica del controllore. Prima di infilare il cavo, verificare ed eventualmente adattare le impostazioni nella categoria "Interfacce".

INFORMAZIONE

Utilizzando l'interfaccia vanno assolutamente osservate le specifiche degli standard generalmente validi.

Occupazione pin (vista frontale)



Occupazione pin

Pin	Segnale	Descrizione
2	RxD	Receive Data
3	TxD	Transmit Data
5	GND	Segnale GND

6.2 Interfacce sul termoregolatore (opzionale)

NOTA

Creare connessioni con le interfacce sul termoregolatore durante il funzionamento DANNI MATERIALI ALLE INTERFACCE

- > Al collegamento di apparecchiature durante il funzionamento con le interfacce del termoregola tore è possibile che le interfacce stesse vengano distrutte.
- > Prima della connessione fare attenzione che il termoregolatore e l'apparecchio da collegare siano spenti.

La posizione esatta delle interfacce è indicata nella bozza (schema) di allacciamento. \rightarrow da pagina 73in poi, al paragrafo »**Appendice**«.

Minichiller® OLÉ, Unichiller® OLÉ

huber Manuale d'usc

Capitolo 6

6.2.1 Presa RS232




A questa presa è possibile collegare corrispondentemente un PC, un PLC o un sistema di controllo processo (PLS) per telecomandare l'elettronica del controllore.

INFORMAZIONE

Utilizzando l'interfaccia vanno assolutamente osservate le specifiche degli standard generalmente validi.

Occupazione pin (vista frontale)

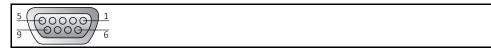

Occupazione pin

١	Pin	Segnale	Descrizione
	2	RxD	Receive Data
	3	TxD	Transmit Data
	5	GND	Segnale GND

6.2.2 Presa d'attacco per sensore di visualizzazione di processo Pt100




Un sensore di temperatura che si trova nell'applicazione collegata (Pt100, tecnica a 4 conduttori, connettore Lemosa) viene collegato alla presa d'attacco Pt100. Questo consente di rilevare e visualizzare la temperatura effettiva esterna.

INFORMAZIONE

Utilizzare solo con cavi sensore **schermati**. Raccomandiamo i sensori di processo Pt100 esterni dal programma di accessori Huber.

Occupazione pin (vista frontale)

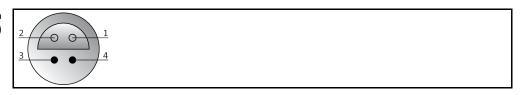

Occupazione pin

1	Pin	Segnale	
	1	I+	Pt100
	2	U+	Pin 1: I+ Pin 4: I-
	3	U-	 Pin 2: U+
	4	I-	

6.2.3 Presa ECS (External Control Signal) Standby

Segnale di abilitazione ECS (segnale di controllo esterno) per avviare/arrestare la termoregolazione.



Comando attraverso un contatto a potenziale zero. I contatti 1 e 3 sono internamente ponticellati. **ECS** diventa elettronicamente attivo, quando E1 e E2 sono collegati tramite un contatto a potenziale zero esterno. Specifica del contatto: min. 0,1 A/24 V CC.

La funzionalità di ECS viene determinata nella voce di menu »Interfacce«.

Vengono offerte le varianti seguenti:

- »OFF«: Una commutazione contatto aperto/chiuso ovvero chiuso/aperto non ha come effetto nessuna operazione.
- »Setpoint2«: Un contatto aperto ha come effetto una termoregolazione sul valore »Setpoint1«
 originario. Un contatto chiuso ha come effetto una termoregolazione sul valore »Setpoint2«.
- »Standby«: Ad un cambio da contatto aperto a quello chiuso viene accesa la termoregolazione. Ad un cambio da contatto chiuso a quello aperto viene spenta la termoregolazione.

NUALE D'USO Capitolo 6

INFORMAZIONE

L'interfaccia è specificata come ingresso digitale. Non collegare tensione ovvero corrente.

Occupazione pin (vista frontale)



Occupazione pin

า	Pin	Segnale
	1,3	E2
	2	E1

6.2.4 Connettore POKO (contatto a potenziale zero) Allarme

Contatto di segnalazione per monitoraggio esterno.



Il contatto a potenziale zero (CoPO) segnala attraverso la posizione del contatto lo stato del termoregolatore. Un contatto di lavoro chiuso significa pronto al funzionamento. In caso di un guasto o in caso di errore, il contatto di lavoro viene aperto (ciò vale per il contatto normalmente aperto tra Pin 1 e Pin 2).

Vengono offerte le impostazioni seguenti:

- »OFF«: Il contatto a potenziale zero (CoPO) è senza funzione.
- »Allarme«: In questa funzione, il relè contatto a potenziale zero (CoPO) diventa attivo (stato OK) solo, quando il termoregolatore nello stato acceso va in »guasto«.
- »Unipump/PCS«: Se nel circuito di termoregolazione/circuito dell'acqua di raffreddamento viene impiegata una pompa moltiplicatrice di pressione esterna, questa funzione CoPO garantisce, in abbinamento con il contatto di abilitazione della pompa, che la pompa esterna giri sincrona con la pompa nel termoregolatore. Cioè, non appena viene avviata la pompa interna, il CoPO va nello stato di OK.

PCS: Il CoPO viene utilizzato per comunicare al sistema di controllo del processo lo stato del termoregolatore.

Lo stato CoPO **ON** significa che la pompa è attiva.

Lo stato CoPO OFF significa che la pompa non è attiva, il termoregolatore è in modalità di standby.

INFORMAZIONE

Utilizzare solo cavi schermati per il contatto a potenziale zero! L'interfaccia è specificata come uscita digitale.

Occupazione pin (vista frontale)



Il collegamento è dimensionato come contatto di scambio a potenziale zero. Contatto normalmente aperto tra Pin $\bf 1$ e Pin $\bf 2$.

Contatto normalmente chiuso tra Pin 2 e Pin 3.

Carico del contatto: 1 A a 24 V CC.

52



6.3 Comunicazione dati

La comunicazione tramite interfaccia RS232 è una comunicazione master-slave. Il master (p.e. PC o PLC) avvia la comunicazione e lo slave (il termoregolatore) risponde solo su richiesta.

Formato di trasmissione:

8 bit di dati, 1 bit d'arresto, no parity, nessun handshake

Questi parametri sono impostati fissi e non possono essere modificati! La velocità di trasmissione può essere impostata nell'intervallo da 9600 baud a 115200 baud.

Temporizzazione (Timing):

Il flusso di dati all'interno di un comando non deve essere interrotto. Le pause di più di 100 ms tra i singoli caratteri di un comando portano a interrompere il comando attualmente in arrivo nel ricevente. Il termoregolatore invierà sempre una risposta ad un comando ricevuto correttamente. Una volta ricevuta la risposta completa, è possibile inviare il comando successivo. Il tempo di risposta tipico è inferiore a 300 ms.

INFORMAZIONE

Per la trasmissione dei comandi si necessita del software »SpyControl«. Il software può essere scaricato nell'area download del sito www.huber-online.com.

6.3.1 Comandi LAI

Per la comunicazione con il termoregolatore tramite comandi LAI sono disponibili 3 istruzioni:

- 1. »V« (Verifica) per interrogare l'identificazione del dispositivo,
- 2. »L« (Limiti) per interrogare i limiti del dispositivo,
- 3. »G« (Generale) per il controllo e l'interrogazione del termoregolatore.

I comandi di invio iniziano sempre con »[M01«, le risposte sempre con »[S01«, seguite dall'identificazione del comando »V« (Verifica), »L« (Limiti) o »G« (Generale). I due byte successivi indicano la lunghezza del comando o della risposta. Per aumentare la sicurezza dei dati viene trasmessa una somma di controllo. La somma di controllo è la somma di 1 byte di tutti i valori esadecimali, dal carattere iniziale all'ultimo carattere prima della somma di controllo. Questa viene allegata alla fine del comando o della risposta e il tutto viene poi concluso con il carattere finale CR (»\r«, ODh).

Struttura dei comandi d'invio

i	Byte	Comando	Risposta	Descrizione
)	1 byte	[[Carattere iniziale, fisso
	2 byte	М	S	Identificazione del trasmettitore (M = master, S = slave)
	3 byte	0	0	Indirizzo slave, fisso
	4 byte	1	1	Indirizzo slave, fisso
	5 byte	V/L/G	V/L/G	Identificazione comando (V = Verifica, L = Limite, G = Generale)
	6 byte	0	1	Lunghezza del comando / della risposta (esempio)
	7 byte	7	4	Lunghezza del comando / della risposta (esempio)
	n byte	х	х	Eventualmente contenuti, quantità di byte in funzione del comando
	I-2 byte	С	С	Somma di controllo (esempio)
	I-1 byte	6	1	Somma di controllo (esempio)
	I byte	\r	\r	Carattere finale CR

LE D'USO Capitolo 6

6.3.1.1 Comando »V« (Verifica)

Questo comando è previsto per verificare la presenza di uno slave e di richiederne l'identificazione.

Struttura del comando »V« (Verifica)

Byte	ASCII	Esadecimale	Descrizione		
II master i	Il master invia: [M01V07C6\r				
1° byte	[5Bh	Carattere iniziale		
2° byte	М	4Dh	Identificazione del master		
3° byte	0	30h	Indirizzo slave		
4° byte	1	31h	Indirizzo slave		
5° byte	V	56h	Identificazione comando		
6° byte	0	30h	Lunghezza del campo dati (0)		
7° byte	7	37h	Lunghezza del campo dati (7)		
8° byte	С	43h	Somma di controllo		
9° byte	6	36h	Somma di controllo		
10° byte	\r	0Dh	Carattere finale CR		

La somma di controllo viene formata dal 1° fino al 7° byte:

5Bh + 4Dh + 30h + 31h + 56h + 30h + 37h = 1C6h = 1 byte Somma = C6h

Il valore esadecimale C6h viene aggiunto come due caratteri ASCII, »C« (43h) e »6« (36h).

Lo slave risponde: [S01V14Huber ControlC1\r

I 13 byte del gruppo di dati »Huber Control« più i 7 byte prima del gruppo di dati danno come risultato una lunghezza del campo dati di 20 byte = 14h byte.

6.3.1.2 Comando »L« (Limiti)

Con questo comando è possibile interrogare i limiti del valore di setpoint.

Struttura del comando »L« (Limiti)

Byte	ASCII	Esadecimale	Descrizione
Il master i	Il master invia: [M01L0F******1B\r		
Lo slave risponde: [S01L17F4484E20F4484E2045\r			

Nella risposta sono contenuti sempre quattro valori limite (iniziando dall'8° byte):

- 1. limite inferiore del valore di setpoint (4 byte),
- 2. limite superiore del valore di setpoint (4 byte),
- 3. limite inferiore del campo di lavoro (4 byte),
- 4. limite superiore del campo di lavoro (4 byte).

I limiti del campo di lavoro sono specifici del dispositivo e non possono essere modificati. Il limite inferiore del valore di setpoint non può essere inferiore al limite inferiore del campo di lavoro e il limite superiore del valore di setpoint non può essere superiore al limite superiore del campo di lavoro.

I due penultimi byte contengono di nuovo la somma di controllo, l'ultimo byte della risposta contiene il carattere finale (CR).

Ciascuno dei quattro valori viene visualizzato in esadecimale. I valori sono preceduti da un segno preliminare, 1 bit corrisponde a 0,01 K. In questo modo è possibile visualizzare un campo numerico da 0000h a 7FFFh, cioè da 0,00 °C a 327,67 °C. Numeri negativi vengono visualizzati da FFFFh a 8000h, cioè da -0,01 °C a -327,66 °C. Ciò vuol dire che i quattro singoli caratteri ASCII «F448» significano un valore esadecimale a 16 bit di F448h e corrispondono ad una temperatura di -30 °C. → pagina 55, paragrafo »Comando »G« (Generale)«.

54

MANUALE D'USO

Capitolo 6

6.3.1.3 Comando »G« (Generale)

Questo comando trasmette le temperature e le informazioni di stato principali contenute in un ciclo. Un valore di setpoint modificato non viene memorizzato nella memoria permanente, vale a dire che questo valore viene perso quando l'alimentazione viene disinserita.

Struttura del comando »G« (Generale)

Byte	ASCII	Esadecimale	Descrizione		
Il master i	Il master invia: [M01G0Dsattttpp\r				
1° byte	[5Bh	Carattere iniziale		
2° byte	М	4Dh	Identificazione del master		
3° byte	0	30h	Indirizzo slave		
4° byte	1	31h	Indirizzo slave		
5° byte	G	47h	Identificazione comando		
6° byte	0	30h	Lunghezza del comando: 0Dh = 13 byte (quantità di byte senza somma		
7° byte	D	44h	di controllo e caratteri finali)		
8° byte	s: C/I/O/*	43h / 49h / 4Fh / 2Ah	Modalità di termoregolazione Significato dei caratteri nella stringa d'invio: »C« (43h) = Circolazione, attivazione della circolazione; »I« (49h) = attivazione della termoregolazione interna; »O« (4Fh) = OFF, disattivazione della termoregolazione; »*« (2Ah) = non eseguire nessuna modifica dello stato attuale.		
9° byte	a: 0/1/*	30h / 31h / 2Ah	Tacitazione allarme Significato dei caratteri nella stringa d'invio: »0« (30h) = nessuna tacitazione allarme; »1« (31h) = un suono di allarme eventualmente atteso viene tacitato; »*« (2Ah) = non eseguire nessuna modifica dello stato attuale.		
10° byte	t		Interrogazione o impostazione del valore di setpoint		
11° byte	t		Significato dei caratteri nella stringa d'invio: Valore di setpoint con risoluzione di 16 bit (2 byte, quindi 4 caratteri ASCII)		
12° byte	t	tttt /	»tttt« = da 0000h (0,00 °C) a 7FFFh (327,67 °C) da FFFFh (-0,01 °C) a 8000h (-327,68 °C)		
13° byte	t	****	0190h corrisponde a +4 °C, (30h, 31h, 39h, 30h) FE70h corrisponde a -4 °C (46h, 45h, 37h, 30h) »****« (2Ah, 2Ah, 2Ah) = nessuna modifica del valore di setpoint, il valore di setpoint viene solo interrogato		
14° byte	р	Somma di controllo	Somma di controllo		
15° byte	р	Somma di controllo	Questa viene formata dai byte 1 fino a 13.		
16° byte	\r	0Dh	Carattere finale CR		
Lo slave ri	sponde: [S01G	15sattttiiiieeee	pp\r		
1° byte	[5Bh	Carattere iniziale		
2° byte	S	53h	Identificazione dello slave		
3° byte	0	30h	Indirizzo slave		
4° byte	1	31h	Indirizzo slave		
5° byte	G	47h	Identificazione comando		
6° byte	1	31h	Lunghazza della ricpocta: 15h = 21 huto		
7° byte	5	35h	Lunghezza della risposta: 15h = 21 byte		
8° byte	s: C/I/O	43h / 49h / 4Fh	Modalità di termoregolazione Significato dei caratteri nella stringa di risposta: »C« (43h) = Circolazione, circolazione attivata; »I« (49h) = termoregolazione interna attivata; »O« (4Fh) = OFF, termoregolazione disattivata.		

Byte	ASCII	Esadecimale	Descrizione	
9° byte	a: 0/1	30h / 31h	Stato allarme Significato dei caratteri nella stringa di risposta: »0« (30h) = nessun allarme; »1« (31h) = Un numero disuguale a »0« significa allarme	
10° byte	t		Interrogazione o impostazione del valore di setpoint	
11° byte	t		Significato dei caratteri nella stringa d'invio: Valore di setpoint con risoluzione di 16 bit (2 byte, quindi 4 caratteri	
12° byte	t	tttt /	ASCII) witti = da 0000h (0 00 °C) a 7FFFh (327 67 °C)	
13° byte	t	****	******* (2Ah, 2Ah, 2Ah) = nessuna modifica del valore di setpoi il valore di setpoint viene solo interrogato	
14° byte	i		Valore effettivo interno	
15° byte	i			
16° byte	i	iiii	Formato come il valore di setpoint	
17° byte	i			
18° byte	е			
19° byte	е	0000	Valore effettivo esterno Formato come il valore di setpoint, a seconda del modello di dispositi-	
20° byte	е	eeee	vo	
21° byte	е			
22° byte	р	Somma di controllo	Somma di controllo	
23° byte	р	Somma di controllo	Questa viene formata dai byte 1 fino a 21.	
24° byte	\r	0Dh	Carattere finale CR	

Esempio:

La modalità di termoregolazione e lo stato di allarme non devono essere modificati (ogni **"), e deve essere impostato un valore di setpoint di -4,00 °C (FE70).

Il master invia: [M01G0D**FE700A\r

Lo slave risponde (p.e.): [S01G15O0FE7009A4C504E7\r

Il termoregolatore è spento (»O«), non è presente alcun allarme (»0«), il valore di setpoint di -4,00 °C è stato impostato (FE70) e il valore effettivo è 24,68 °C (09A4), »C504« corrisponde a -151,00 °C e indica che non è presente o collegato alcun sensore di temperatura esterno.

6.3.2 Comandi PP

Per una facile comunicazione con il termoregolatore è disponibile un ulteriore record di comandi. I comandi PP sono adatti per essere utilizzati, p.e., in combinazione con semplici programmi di terminale. Perciò, per questi comandi è stato rinunciato al calcolo delle somme di controllo e sono stati mantenuti molto semplici. Ogni comando viene terminato con Carriage Return ('\r', ODh) e Linefeed ('\n', OAh). Ci sono comandi di lettura e scrittura. Ogni comando corretto comporta una risposta del termoregolatore. Valori di temperatura e di setpoint vengono rappresentati da un numero a cinque cifre, questo numero corrisponde alla temperatura in centesimi di grado (senza cifra dopo virgola).

Minichiller® OLÉ, Unichiller® OLÉ

MANUALE D'USO

Capitolo 6

Possibili comandi di lettura

Funzione	Master invia	Slave risponde	Descrizione
Lettura del valore di set- point	SP?\r\n	SP +02500\r\n	Il valore di setpoint è impostato a 25,00 °C.
Lettura del valore effettivo interno	TI?\r\n	TI +02499\r\n	Il valore effettivo interno attuale è 24,99 °C.
Lettura del	TE?\r\n	TE +02499\r\n	Il valore effettivo esterno attuale è 24,99 °C.
valore effettivo esterno		TE -15100\r\n	Un sensore esterno non è collegato o non è presente.
Lettura della		CA +00000\r\n	Termoregolazione e circolazione non sono attive.
modalità di termoregolazio- ne	rmoregolazio-	CA +00001\r\n	Termoregolazione e circolazione sono attive.

Possibili comandi di scrittura

i	Funzione	Master invia	Slave risponde	Descrizione
a i	Impostazione del valore di set- point	SP@ -01234\r\n	SP -01234\r\n	Il valore di setpoint viene impostato a -12,34 °C.
	Avvio del termo- regolatore	CA@ 00001\r\n	CA +00001\r\n	La termoregolazione viene avviata.
	Arresto del termoregolatore	CA@ 00000\r\n	CA +00000\r\n	La termoregolazione viene arrestata.



7 Manutenzione/Riparazione

7.1 Visualizzazioni in caso di guasti

In caso di guasto, viene emesso un segnale di allarme (xx Hz) e il termoregolatore emette un messaggio di allarme o di avvertimento tramite il display OLED.

Panoramica dei messaggi

Codice	Causa	Effetto, misura
001	Allarme sovratemperatura La temperatura interna si trova oltre il valore impostato della protezione da sovratemperatura. È intervenuta la prote- zione da sovratemperatura.	La temperatura interna del fluido termico si trova nel campo limite superiore ammissibile. Il termoregolatore può essere riacceso solo, quando la temperatura del fluido termico è tornata ai parametri normali. Se l'apparecchio si spegne ripetutamente a causa della sovratemperatura, verificare se il fluido termico utilizzato corrisponde ai parametri richiesti.
002	Tmax superata La temperatura interna si trova oltre il limite impostato del valore di setpoint.	La temperatura interna del fluido termico si trova oltre il limite impostato del valore di setpoint nel controllore. Il controllo temperatura continua a lavorare.
003	Tmin al di sotto La temperatura interna si trova al di sotto del limite impostato del valore di set- point.	La temperatura interna del fluido termico si trova al di sotto del limite impostato del valore di setpoint nel con- trollore. Il controllo temperatura continua a lavorare.
004	Errore – test galleggiante	Verificare il livello del fluido termico. KISS: Il galleggiante è bloccato o rigido? Se il livello del fluido termico è sufficiente e il galleggiante del controllore KISS è liberamente mobile, contattare il Customer Support (supporto clienti).
005	Allarme di sottolivello Nessun segnale di abilitazione, allarme livello	Il controllo temperatura è inattivo. (Pompa OFF, compressore OFF, riscaldamento OFF) Verificare il livello del fluido termico. Riavvio possibile solo, quando il livello del fluido termico è OK.
006	Pressostato intervenuto La pressione nel condensatore è troppo alta. Il pressostato è intervenuto.	Nel condensatore aumentano la temperatura e la pressione. Al fine di proteggere il termoregolatore da una pressione eccessiva, è installato un pressostato. Raffreddamento ad acqua: a.) L'approvvigionamento dell'acqua di raffreddamento è collegato correttamente? b.) Il cestello a cappello (pozzetto di raccolta) è intasato? c.) Quanto è alta la temperatura dell'acqua di raffreddamento, il flusso dell'acqua di raffreddamento o la pressione dell'acqua di raffreddamento? Raffreddamento ad aria: a.) Lo scambiatore di calore o la griglia d'aria sono sporchi? b.) La ventola ruota quando il gruppo frigorifero è acceso? Nel caso la ventola non dovesse girare: contattare il Customer Support (supporto clienti).
009 011	Sensore F1 – cortocircuito Sensore F2 – cortocircuito Cortocircuito del sensore F1 della temperatura interna o al sensore F2 della temperatura esterna	Il controllo temperatura è inattivo. (Pompa OFF, compressore OFF, riscaldamento OFF) Controllare il sensore.
010 012	Sensore F1 interrotto Sensore F2 interrotto Il sensore F1 della temperatura interna o il sensore F2 della temperatura esterna è interrotto.	Il controllo temperatura è inattivo. (Pompa OFF, compressore OFF, riscaldamento OFF) Controllare il sensore.

Minichiller® OLÉ, Unichiller® OLÉ

MANUALE D'USO

Capitolo 7

Codice	Causa	Effetto, misura
033	Errore EPO (Flash)	
034	Errore EP1 (EEPROM)	Contattare il Customer Support (supporto clienti).
035	Errore EP2 (NVRAM)	
036	Sincronizzazione	
037	Parametri disuguali	
038	Stato non valido	
039	Errore – chip di sicurezza	
042	Protezione pompa attivata Il motore della pompa è surriscaldato.	Verificare le condizioni ambientali. Verificare la viscosità del fluido termico. Spegnere il termoregolatore e lasciarlo raffreddare.

7.2 Manutenzione



Pulitura/Manutenzione mentre il termoregolatore è in funzione PERICOLO DI MORTE DA SCOSSA ELETTRICA

- Arrestare una termoregolazione in corso.
- Spegnere il termoregolatore.
- Scollegare ulteriormente il termoregolatore dall'alimentazione di corrente.

NOTA

Esecuzione di lavori di manutenzione non descritti nel presente manuale d'uso DANNI MATERIALI SUL TERMOREGOLATORE

- Per lavori di manutenzione che non sono descritti nel presente manuale d'uso, contattare la ditta Huber.
- > Lavori di manutenzione che non sono descritti nel presente manuale d'uso possono essere eseguiti solo da personale qualificato addestrato della Huber.
- ➤ I componenti rilevanti per la sicurezza possono essere sostituiti solo da componenti equivalenti. I valori di sicurezza specificati per il rispettivo componente devono essere rispettati.

7.2.1 Intervallo del controllo funzionale e visivo

Intervalli di controllo

0	Raffred- damento*	Descrizione	Intervallo di manutenzione	Commento	Responsabile
	L/W	Controllare visiva- mente i tubi flessi- bili e i raccordi	prima dell'accensione del termoregolatore	Sostituire tubi flessibili e raccordi non ermetici prima di accendere il termoregolatore. → pagina 60, paragrafo »Sostituzione dei tubi flessibili per termoregolazione e dell'acqua di raffreddamento«.	Gestore e/o personale operatore
	L/W	Verificare il livello nel recipiente di raccolta dallo >scarico del trop- popieno< [12] (se presente)	prima dell'accensione del termoregolatore	Controllare il livello del recipiente di raccolta e svuotarlo se necessario. Osserva di eseguire uno smaltimento a regola d'arte del fluido termico. → pagina 15, paragrafo »Smaltimento a regola d'arte di mezzi ausiliari e materiale di consumo«.	Gestore e/o personale operatore
	L/W	Verifica secondo il «Regolamento dei gas F»	Secondo il «Rego- lamento dei gas F»	→ pagina 17, paragrafo »Termo- regolatori con gas ad effetto serra/refrigerante fluorurati«.	Gestore
	L/W	Controllo del cavo di alimentazione elettrico	prima dell'accen- sione del termo- regolatore o a un cambio del sito	Non mettere in funzione il termo- regolatore, se il cavo di alimenta- zione elettrico è danneggiato.	Elettricista (BGV A3)



Raffred- damento*	Descrizione	Intervallo di manutenzione	Commento	Responsabile
L	Pulire la griglia forata	a necessità	Pulisci la griglia forata del termo- regolatore con un panno umido	Gestore
L/W	Controllo del fluido termico	a necessità	-	Gestore e/o personale operatore
L/W	Controllo delle guarnizioni ad anello scorrevole	mensile	→ pagina 66, paragrafo »Controllo delle guarnizioni ad anello scorrevole«.	Gestore e/o personale operatore
L	Controllare le lamelle del conden- satore	a necessità, al più tardi dopo 3 mesi	→ pagina 61, paragrafo »Pulire le lamelle del condensatore (per termoregolatori raffreddati ad aria)«.	Gestore e/o personale operatore
w	Controllare il cestello filtro a cappello (pozzetto di raccolta)	a necessità, al più tardi dopo 3 mesi	→ pagina 62, paragrafo »Pulire il cestello filtro a cappello (pozzetto di raccolta) (per termoregolatori raffreddati ad acqua)«.	Gestore e/o personale operatore
L/W	Protezione da sovra- temperatura (ST) – prova funzionale	mensile o dopo il cambio del fluido termico	→ pagina 42, paragrafo »Imposta- zione della protezione da sovra- temperatura (ST)«.	Gestore e/o personale operatore
L/W	Controllare il termoregolatore se danneggiato e se ancora stabile	ogni 12 mesi oppure dopo un cambio del sito	-	Gestore e/o personale operatore
w	Controllo della qualità dell'acqua	ogni 12 mesi	La decalcificazione del circuito d'acqua di raffreddamento avviene a necessità. La documentazione riguardo alla qualità dell'acqua è riportata al sito www.huber-online.com	Gestore e/o personale operatore
L/W	Sostituire i compo- nenti elettrici ed elettromeccanici rilevanti per la sicurezza	20 anni	Fare eseguire la sostituzione solo da personale certificato (p.e. tecnico di servizio della ditta Huber). Contatta il nostro «Supporto clienti». → pagina 71, paragrafo »Dati di contatto«.	Gestore

7.2.2 Sostituzione dei tubi flessibili per termoregolazione e dell'acqua di raffreddamento

Prima di accendere il termoregolatore, sostituire i tubi flessibili per termoregolazione e dell'acqua di raffreddamento difettosi.

7.2.2.1 Sostituzione dei tubi flessibili per termoregolazione

PROCEDURA

- ➤ Svuota il termoregolatore. → pagina 47, paragrafo »Svuotamento dell'applicazione esterna chiusa«.
- Sostituisci i tubi flessibili per termoregolazione difettosi. Osserva di eseguire uno smaltimento a regola d'arte. → pagina 15, paragrafo »Smaltimento a regola d'arte di mezzi ausiliari e materiale di consumo«.
- ➤ Collega di nuovo la tua applicazione esterna. → pagina 32, paragrafo »Collegamento dell'applicazione esterna chiusa«.
- ➤ Riempi il termoregolatore con del fluido termico. → pagina 44, paragrafo »Riempimento e sfiato dell'applicazione esterna chiusa«.
- ➤ Sfiata il termoregolatore. → pagina 44, paragrafo »Riempimento e sfiato dell'applicazione esterna chiusa«.
- Fai funzionare il termoregolatore di nuovo normalmente.



7.2.2.2 Sostituzione dei tubi flessibili dell'acqua di raffreddamento

PROCEDURA

- ➤ Scarica l'acqua di raffreddamento. → pagina 69, paragrafo »Scarico dell'acqua di raffreddamento«.
- ➤ Sostituisci i tubi flessibili dell'acqua di raffreddamento difettosi. Osserva di eseguire uno smaltimento a regola d'arte. → pagina 15, paragrafo »Smaltimento a regola d'arte di mezzi ausiliari e materiale di consumo«.
- Collega il termoregolatore di nuovo all'approvvigionamento acqua di raffreddamento dell'edificio. → pagina 29, paragrafo »Termoregolatori con raffreddamento ad acqua«.
- Fai funzionare il termoregolatore di nuovo normalmente.

7.2.3 Pulire le lamelle del condensatore (per termoregolatori raffreddati ad aria)



Pulizia eseguita con le mani

PERICOLO DI TAGLIO ALLE LAMELLE DEL CONDENSATORE

- > Durante lavori di pulizia indossare idonei guanti resistenti al taglio.
- ➤ A seconda delle condizioni ambientali, utilizzare mezzi di pulizia come ad es. aspiratore e/o scopetta/pennello. Per la pulizia osservare le prescrizioni locali. Pulire le lamelle del condensatore in una camera pura, ad esempio non con un pennello e non con aspiratore senza filtro per polvere fine integrato.

NOTA

Pulizia con utensili appuntiti o a spigolo vivo

DANNI MATERIALI ALLE LAMELLE DEL CONDENSATORE

> Pulire le lamelle del condensatore con mezzi idonei di pulizia.

INFORMAZIONE

Garantire un flusso di mandata libera senza ostacoli dell'aria (asporto del calore residuo, flusso di mandata di aria fresca) al termoregolatore; per apparecchi raffreddati ad aria, mantenere la distanza dalla parete. \rightarrow pagina 20, paragrafo »Rappresentazioni esemplificative delle varianti di raffreddamento« e \rightarrow pagina 25, paragrafo »Condizioni ambientali«.

Pulire di tanto in tanto le lamelle del condensatore dallo sporco (polvere), solo così il termoregolatore è in grado di fornire la massima capacità di raffreddamento.

Rilevare la posizione della griglia d'aria, di regola si trova sul lato anteriore. In alcuni termoregolatori la griglia d'aria si trova a lato, sul retro o in basso (modelli da banco) del termoregolatore.

PROCEDURA

Griglia d'aria sul lato anteriore/posteriore o a lato

- Spegnere il termoregolatore.
- Scollegare il termoregolatore dall'alimentazione di corrente.
- Rimuovere la griglia d'aria per avere libero accesso alle lamelle del condensatore.
- Pulire le lamelle del condensatore con mezzi idonei di pulizia. Alla scelta dei mezzi di pulizia, osservare anche le condizioni ambientali e le prescrizioni locali.
- Fare attenzione che le lamelle del condensatore non vengano danneggiate o deformate, altrimenti viene pregiudicata la portata di aria.
- Rimettere la griglia d'aria dopo aver eseguito la pulizia.
- > Collegare il termoregolatore all'alimentazione di corrente.
- > Accendere il termoregolatore.

PROCEDURA

Griglia d'aria sul lato inferiore (modelli da banco)

NOTA

Pulire le lamelle del condensatore sul lato inferiore a termoregolatore riempito DANNI MATERIALI DOVUTO DALL'INTRODUZIONE DI FLUIDO TERMICO DENTRO IL TERMOREGOLATORE

 Svuotare il termoregolatore prima di eseguire la pulizia delle lamelle del condensatore sul lato inferiore.

UALE D'USO Capitolo 7

- Spegni il termoregolatore.
- > Scollega il termoregolatore dall'alimentazione di corrente.
- ➤ Svuota il fluido termico dal termoregolatore. → pagina 47, paragrafo »Svuotamento dell'applicazione esterna chiusa«.
- Ribalta il termoregolatore per rimuovere la griglia d'aria (se presente) posta davanti alle lamelle del condensatore.
- Pulisci le lamelle del condensatore con mezzi idonei di pulizia. Alla scelta dei mezzi di pulizia, osserva anche le condizioni ambientali e le prescrizioni locali.
- > Fai attenzione che le lamelle del condensatore non vengano danneggiate o deformate, altrimenti viene pregiudicata la portata di aria.
- Rimetti la griglia d'aria dopo aver eseguito la pulizia.
- Collega il termoregolatore all'alimentazione di corrente.
- ➤ Riempi di nuovo il termoregolatore con del fluido termico. → pagina 44, paragrafo »Riempimento e sfiato dell'applicazione esterna chiusa«.

7.2.4 Pulire il cestello filtro a cappello (pozzetto di raccolta) (per termoregolatori raffreddati ad acqua)

NOTA

Le valvole d'intercettazione lato edificio non sono chiuse

DANNI MATERIALI DOVUTO DA INONDAZIONE DEI LOCALI

- Chiudi le valvole d'intercettazione, lato edificio, della tubazione di mandata e ritorno dell'acqua di raffreddamento.
- Per modelli da banco, piazzare un recipiente di raccolta sotto l'attacco per lo >svuotamento acqua di raffreddamento < [15]. Osserva la bozza (schema) di allacciamento: → da pagina 73in poi, al paragrafo »Appendice«.</p>

INFORMAZIONE

Il cestello in entrata dell'acqua di raffreddamento va verificato e pulito regolarmente a secondo della qualità dell'acqua.

PROCEDURA

Modelli da banco:

- > Spegnere il termoregolatore.
- Scollegare il termoregolatore dall'alimentazione di corrente.
- Chiudere le valvole d'intercettazione, lato edificio, della tubazione di mandata e ritorno dell'acqua di raffreddamento.
- > Piazzare un recipiente di raccolta sotto l'>entrata dell'acqua di raffreddamento < [13].
- Rimuovere il tubo di mandata dell'acqua di raffreddamento e togliere il cestello a cappello per verificare e pulire.
- Pulire il cestello a cappello sotto acqua corrente.
- > Dopo aver eseguito la verifica/pulizia rimettere il cestello a cappello e fissare il tubo di mandata dell'acqua di raffreddamento.
- Rimuovere il recipiente di raccolta sotto l'>entrata dell'acqua di raffreddamento< [13].
- Aprire le valvole d'intercettazione, lato edificio, della tubazione di mandata e ritorno dell'acqua di raffreddamento.
- Collegare il termoregolatore all'alimentazione di corrente.
- Accendere il termoregolatore.

PROCEDURA

Modelli a torre:

- Spegni il termoregolatore.
- Scollega il termoregolatore dall'alimentazione di corrente.
- Chiudi le valvole d'intercettazione, predisposte dal cliente, della tubazione di mandata e ritorno dell'acqua di raffreddamento.
- Rimuovi la pannellatura dalla zona di approvvigionamento dell'acqua di raffreddamento [13],
 [14] e [15] (se presente).
- Metti un recipiente di raccolta ciascuno sotto l'>entrata acqua di raffreddamento< [13] e lo >svuotamento acqua di raffreddamento< [15] (se presente).</p>
- Apri il rubinetto a sfera sull'attacco dello >svuotamento acqua di raffreddamento [15] (se presente). Nel caso il termoregolatore non fosse dotato di un attacco per lo >svuotamento acqua di raffreddamento [15]: Apri l'>entrata acqua di raffreddamento [13]. L'acqua di raffred-

Minichiller® OLÉ, Unichiller® OLÉ

huber Manuale D'Use

Capitolo 7 MANUALE

damento inizia a scolare. Fare assolutamente defluire (scaricare) completamente l'acqua di raffreddamento.

- Stacca l'>entrata dell'acqua di raffreddamento [13] dalla tubazione di approvvigionamento acqua di raffreddamento dell'edificio. Direttamente dietro l'>entrata dell'acqua di raffreddamento [13] si trova il pozzetto di raccolta.
- > Allenta cautamente il coperchio (esagono).
- > Rimuovi il setaccio di metallo sottostante.
- Pulisci il setaccio di metallo sotto acqua corrente.
- Rimetti il setaccio di metallo dopo aver eseguito la pulizia.
- > Fissa cautamente il coperchio (esagono).
- Collega l'>entrata dell'acqua di raffreddamento [13] con la tubazione di approvvigionamento acqua di raffreddamento dell'edificio.
- Chiudi il rubinetto a sfera sull'attacco dello >svuotamento acqua di raffreddamento (15) (se presente).
- Rimuovi i recipienti di raccolta da sotto l'>entrata dell'acqua di raffreddamento< [13] e attacco dello >svuotamento acqua di raffreddamento< [15] (se presente). Svuota il contenuto dei recipienti di raccolta. Osserva di eseguire uno smaltimento a regola d'arte. → pagina 15, paragrafo »Smaltimento a regola d'arte di mezzi ausiliari e materiale di consumo«.</p>
- Installa la pannellatura presso la zona di approvvigionamento dell'acqua di raffreddamento [13],
 [14] e [15] (se presente).
- Apri le valvole d'intercettazione, predisposte dal cliente, della tubazione di mandata e ritorno dell'acqua di raffreddamento.
- Collega il termoregolatore all'alimentazione di corrente.
- > Accendi il termoregolatore.

INFORMAZIONE

Volentieri ti offriamo anche corsi di addestramento di servizio. Contatta il nostro «Supporto clienti». → pagina 71, paragrafo »Dati di contatto«.

7.3 Fluido termico – controllo, cambio e pulizia circuito

Osserva la bozza (schema) di allacciamento. → da pagina 73in poi, al paragrafo »Appendice«.



Superfici, attacchi e fluido termico estremamente caldi/freddi

USTIONI/ASSIDERAMENTI DEGLI ARTI

- A seconda del modo operativo, le superfici, gli attacchi e il fluido termico temperato possono essere estremamente caldi o freddi.
- > Evitare il contatto diretto con superfici, attacchi e fluido termico!
- > Indossa l'equipaggiamento di protezione individuale (p.e. guanti di protezione resistenti alle temperature, occhiali di protezione).

NOTA

Con circolazione attiva, il circuito del fluido termico viene bloccato da valvole d'intercettazione DANNI MATERIALI ALLA POMPA DI CIRCOLAZIONE INSTALLATA NEL TERMOREGOLATORE

- Non chiudere il circuito del fluido termico con valvole d'intercettazione durante la circolazione.
- Prima di arrestare la circolazione, termoregolare il fluido termico a temperatura ambiente.

7.3.1 Cambio del fluido termico

NOTA

Miscelazione di differenti tipi di fluidi termici nel circuito del fluido termico DANNI MATERIALI

- Non miscelare tra loro differenti tipi di fluidi termici (per esempio olio minerale, olio di silicone, olio sintetico, acqua ecc.) nel circuito del fluido termico.
- Al cambio di un tipo di fluido termico ad un altro tipo occorre che il circuito del fluido termico venga sciacquato/pulito. Nel circuito del fluido termico non deve rimanerci alcun residuo del tipo di fluido termico precedente.

7.3.1.1 Applicazione esterna chiusa

Al cambio del fluido termico, osserva: → pagina 44, paragrafo »Riempimento e sfiato dell'applicazione esterna chiusa«. In questo paragrafo sono descritti lo svuotamento e il riempimento.

ALE D'USO Capitolo 7

7.3.2 Lavaggio del circuito del fluido termico



Il valore di setpoint e la protezione da sovratemperatura non vengono adattati al fluido termico PERICOLO DI MORTE DOVUTO DAL FUOCO

- ➤ Il valore di spegnimento della protezione da sovratemperatura **deve** essere adattato al fluido termico. Impostare il valore di spegnimento della protezione da sovratemperatura 25 K sotto il punto d'infiammabilità del fluido termico.
- > Il valore di setpoint impostato per il lavaggio **deve** essere adattato al fluido termico utilizzato.



Inosservanza della scheda tecnica di sicurezza del fluido termico da utilizzare LESIONI


- > Possibile pericolo di lesioni degli occhi, pelle e vie respiratorie.
- > La scheda tecnica di sicurezza del fluido termico da utilizzare va assolutamente letta e rispettata prima dell'uso.
- Soservare le prescrizioni/istruzioni di lavoro locali.
- Indossa il tuo dispositivo di protezione individuale (p.e. guanti di protezione resistenti alle temperature, occhiali di protezione, scarpe di sicurezza).
- Pericolo di scivolamento dovuto dalla postazione di lavoro sporca. Pulisci il posto di lavoro; rispetta lo smaltimento a regola d'arte del fluido termico e mezzi ausiliari. → pagina 15, paragrafo »Smaltimento a regola d'arte di mezzi ausiliari e materiale di consumo«.

NOTA

Miscelazione di differenti tipi di fluidi termici nel circuito del fluido termico DANNI MATERIALI

- > Non miscelare tra loro differenti tipi di fluidi termici (per esempio olio minerale, olio di silicone, olio sintetico, acqua ecc.) nel circuito del fluido termico.
- Al cambio di un tipo di fluido termico ad un altro tipo occorre che il circuito del fluido termico venga sciacquato/pulito. Nel circuito del fluido termico non deve rimanerci alcun residuo del tipo di fluido termico precedente.

Esempio: Allacciamento di un tubo flessibile corto di collegamento

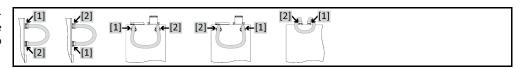

Per evitare abbassamenti di bollitura in futuri interventi (p. es. impiego di olio al silicone con temperature sopra circa 100 °C), è necessario che i componenti interni del termoregolatore vengano asciugati.

7.3.2.1 Lavaggio del circuito del fluido termico con >Tubo di livello< [23]

PROCEDURA

➤ Svuota il termoregolatore. → pagina 47, paragrafo »Scarico con >Tubo di livello< [23]«.</p>

INFORMAZIONE

Dopo lo svuotamento potrebbero esserci ancora dei residui di fluido termico nella camera di pompaggio e nelle tubazioni interne. Lasciare il termoregolatore per un certo tempo con le valvole aperte

- ➤ Controlla il livello del recipiente di raccolta. Osserva di eseguire uno smaltimento a regola d'arte del fluido termico. → pagina 15, paragrafo »Smaltimento a regola d'arte di mezzi ausiliari e materiale di consumo«.
- Rimonta il tappo a vite zigrinato allo >scarico residui< [10] (se presente).
- Rimonta il tappo zigrinato allo >scarico (8).
- Collega l'>uscita circolazione< [1] con l'>entrata circolazione< [2] sul termoregolatore con un tubo flessibile corto di collegamento.</p>

INFORMAZIONE

Nel caso l'applicazione (esterna chiusa) da voi utilizzata è anche sporca, allora eseguire i passi di seguito riportati senza collocare un tubo flessibile corto di collegamento. In questo caso lasciare l'applicazione esterna chiusa collegata al termoregolatore. Con ciò eseguite contemporaneamente il lavaggio del termoregolatore e della vs. applicazione.

➤ Riempi il sistema (livello minimo) con il fluido termico che vuoi utilizzare. → pagina 45, paragrafo »Riempimento e spurgo aria con >Tubo di livello< [23]«.</p>

huber

Capitolo 7 MANUALE D'USC

- Sfiata il sistema. → pagina 45, paragrafo »Riempimento e spurgo aria con >Tubo di livello< [23]«.
 Adatta il valore di setpoint e il valore di spegnimento della protezione da sovratemperatura rispettivamente al fluido termico utilizzato. → pagina 41, paragrafo »Impostazione del valore di setpoint« e → pagina 42, paragrafo »Impostazione della protezione da sovratemperatura (ST)«.
- Avvia la circolazione. La durata del risciacquo dipende dal grado di sporcizia.
- > Arresta la circolazione.
- Svuota il termoregolatore. → pagina 47, paragrafo »Scarico con >Tubo di livello < [23]«.</p>
- Ripeti i passi «Riempimento», «Sfiato», «Avvio/Arresto circolazione» e «Scarico» finché il fluido termico scaricato rimane chiaro.
- > Rimuovi il tubo flessibile corto di collegamento dopo il completo svuotamento del termoregolatore.

INFORMAZIONE

Se contemporaneamente avete sciacquato un'applicazione (esterna chiusa) utilizzata, allora lasciate collegata quest'applicazione.

- > Lascia aperto lo >scarico < [8] e lo >scarico residui < [10] (se presente) per un tempo lungo, in modo che il fluido termico rimasto nel termoregolatore possa evaporare.
- Chiudi lo >scarico (8) e lo >scarico residui (10) (se presente) dopo l'evaporazione dei residui di fluido termico.
- ➤ Rimuovi il recipiente di raccolta. Osserva di eseguire uno smaltimento a regola d'arte. → pagina 15, paragrafo »Smaltimento a regola d'arte di mezzi ausiliari e materiale di consumo«.
- > Collega di nuovo la tua applicazione. (Solo se hai eseguito il risciacquo del circuito del fluido termico con un tubo flessibile corto di collegamento.)
- Riempi il termoregolatore con del fluido termico. → pagina 45, paragrafo »Riempimento e spurgo aria con >Tubo di livello< [23]«.</p>
- ➤ Sfiata il termoregolatore. → pagina 45, paragrafo »Riempimento e spurgo aria con >Tubo di livello< [23]«.</p>
- Fai funzionare il termoregolatore di nuovo normalmente.

7.3.2.2 Lavaggio del circuito del fluido termico con >Indicatore livello e scarico< [38]

PROCEDURA

Svuota il termoregolatore. → pagina 47, paragrafo »Scarico con >Indicatore livello e scarico < [38]«.</p>

INFORMAZIONE

Dopo lo svuotamento potrebbero esserci ancora dei residui di fluido termico nella camera di pompaggio e nelle tubazioni interne. Lasciare a questo proposito il termoregolatore per un certo tempo aperto.

- ➤ Controlla il livello del recipiente di raccolta. Per lo smaltimento del fluido termico, osserva → pagina 15, paragrafo »Smaltimento a regola d'arte di mezzi ausiliari e materiale di consumo«
- Infila di nuovo il tubo flessibile nell'>indicatore livello e scarico (38).
- Collega l'>uscita circolazione< [1] con l'>entrata circolazione< [2] sul termoregolatore con un tubo flessibile corto di collegamento.</p>

INFORMAZIONE

Nel caso l'applicazione (esterna chiusa) da voi utilizzata è anche sporca, allora eseguire i passi di seguito riportati senza collocare un tubo flessibile corto di collegamento. In questo caso lasciare l'applicazione esterna chiusa collegata al termoregolatore. Con ciò eseguite contemporaneamente il lavaggio del termoregolatore e della vs. applicazione.

- ➤ Riempi il sistema (livello minimo) con il fluido termico che vuoi utilizzare. → pagina 46, paragrafo »Riempimento e spurgo aria con >Indicatore livello e scarico< [38]«.</p>
- ➤ Sfiata il sistema. → pagina 46, paragrafo »Riempimento e spurgo aria con >Indicatore livello e scarico< [38]«.</p>
- ➤ Adatta il valore di setpoint e il valore di spegnimento della protezione da sovratemperatura rispettivamente al fluido termico utilizzato. → pagina 41, paragrafo »Impostazione del valore di setpoint« e → pagina 42, paragrafo »Impostazione della protezione da sovratemperatura (ST)«.
- > Avvia la circolazione. La durata del risciacquo dipende dal grado di sporcizia.
- > Arresta la circolazione.
- ➤ Svuota il termoregolatore. → pagina 47, paragrafo »Scarico con >Indicatore livello e scarico < [38]«.
- Ripeti i passi «Riempimento», «Sfiato», «Avvio/Arresto circolazione» e «Scarico» finché il fluido termico scaricato rimane chiaro.
- > Rimuovi il tubo flessibile corto di collegamento dopo il completo svuotamento del termoregolatore.



INFORMAZIONE

Se contemporaneamente avete sciacquato un'applicazione (esterna chiusa) utilizzata, allora lasciate collegata quest'applicazione.

- Lascia il termoregolatore per un tempo lungo aperto, in modo tale che il fluido termico rimasto nel termoregolatore possa evaporare.
- > Infila di nuovo il tubo flessibile nell'>indicatore livello e scarico< [38].
- ➤ Rimuovi il recipiente di raccolta. Osserva di eseguire uno smaltimento a regola d'arte. → pagina 15, paragrafo »Smaltimento a regola d'arte di mezzi ausiliari e materiale di consumo«.
- Collega di nuovo la tua applicazione. (Solo se hai eseguito il risciacquo del circuito del fluido termico con un tubo flessibile corto di collegamento.)
- ➤ Riempi il sistema. → pagina 46, paragrafo »Riempimento e spurgo aria con >Indicatore livello e scarico< [38]«.</p>
- ➤ Sfiata il sistema. → pagina 46, paragrafo »Riempimento e spurgo aria con >Indicatore livello e scarico< [38]«.</p>
- Fai funzionare il termoregolatore di nuovo normalmente.

7.4 Pulitura delle superfici



Superfici, attacchi e fluido termico estremamente caldi/freddi

USTIONI/ASSIDERAMENTI DEGLI ARTI

- A seconda del modo operativo, le superfici, gli attacchi e il fluido termico temperato possono essere estremamente caldi o freddi.
- Evitare il contatto diretto con superfici, attacchi e fluido termico!
- Indossa l'equipaggiamento di protezione individuale (p.e. guanti di protezione resistenti alle temperature, occhiali di protezione).

NOTA

Contatti scoperti

DANNI MATERIALI DOVUTO DALL'INFILTRAZIONE DI LIQUIDO

- > Proteggere i contatti non utilizzati servendosi dei cappucci in dotazione.
- > Pulire le superfici solo umide.

Un prodotto per la cura e il trattamento di acciaio inox disponibile in commercio è adatto alla pulizia delle superfici in acciaio inox. Le superfici di vernici vanno pulite cautamente (solo umide) con la liscivia di un detersivo fine. Osserva di eseguire uno smaltimento a regola d'arte dei detergenti e prodotti ausiliari. → pagina 15, paragrafo »Smaltimento a regola d'arte di mezzi ausiliari e materia-le di consumo«.

7.5 Controllo delle guarnizioni ad anello scorrevole

NOTA

Nessun controllo visivo delle guarnizioni ad anello scorrevole

DANNI MATERIALI NEL TERMOREGOLATORE DOVUTO DA GUARNIZIONE AD ANELLO SCORREVO-LE NON ERMETICA

- > Controllare mensilmente la guarnizione ad anello scorrevole.
- In caso di perdite, mettere fuori servizio il termoregolatore e contattare il Customer Support (supporto clienti). → pagina 71, paragrafo »Dati di contatto«.

Poiché le guarnizioni ad anello scorrevole non sono mai assolutamente ermetiche, al funzionamento con fluidi termici che difficilmente evaporano, devono essere previste delle gocce sulla guarnizione. Queste gocce devono essere rimosse se necessario. → pagina 59, paragrafo »Intervallo del controllo funzionale e visivo«. La tenuta della guarnizione ad anello scorrevole deve essere controllata visivamente; il fluido termico in caso di perdite fuoriesce da sotto il termoregolatore con elevato flusso. Osserva di eseguire uno smaltimento a regola d'arte del fluido termico. → pagina 15, paragrafo »Smaltimento a regola d'arte di mezzi ausiliari e materiale di consumo«.

Minichiller® OLÉ, Unichiller® OLÉ



7.6 Contatti a spina

NOTA

Contatti scoperti

DANNI MATERIALI DOVUTO DALL'INFILTRAZIONE DI LIQUIDO

- Proteggere i contatti non utilizzati servendosi dei cappucci in dotazione.
- Pulire le superfici solo umide.

Per tutti i contatti a spina sono disponibili dei cappucci di protezione. Quando i contatti a spina non sono utilizzati, fare allora attenzione che siano protetti dai cappucci.

7.7 Decontaminazione/Riparazione



Invio di termoregolatori non decontaminati per la riparazione

DANNI ALLE PERSONE O MATERIALI DOVUTO DA MATERIALI PERICOLOSI PRESENTI NEL O SUL TERMOREGOLATORE

- Eseguire una decontaminazione adeguata.
- ➤ La decontaminazione si orienta a secondo del tipo e quantità dei materiali utilizzati.
- A tal proposito consultare la corrispondente scheda tecnica di sicurezza.
- Un modulo di rinvio preparato lo trovate al sito www.huber-online.com.

Voi come gestore siete responsabili per l'esecuzione di una decontaminazione **prima** che personale estraneo venga a contatto con il termoregolatore/accessori. La decontaminazione va eseguita **prima** che il termoregolatore/accessori venga inviato indietro per la riparazione o per essere controllato. Fissare al termoregolatore/accessori una comunicazione scritta ben visibile riguardo alla decontaminazione eseguita.

Per semplificare l'operazione abbiamo predisposto un modulo, che lo trovate al sito www.huber-online.com.

MANUALE D'USO Capitolo 8

8 Messa fuori servizio

8.1 Avvertenze di sicurezza e principi fondamentali



L'allacciamento/Adeguamento alla rete elettrica non viene eseguita da un elettricista e/o allacciamento alla presa della rete elettrica senza contatto di protezione (PE)

PERICOLO DI MORTE DA SCOSSA ELETTRICA

- > Lasciare eseguire l'allacciamento/adattamento alla rete elettrica da un elettricista.
- Collegare il termoregolatore solo alle prese elettriche di alimentazione con contatto di protezione (PE).



Cavo/attacco alla rete elettrica danneggiato

PERICOLO DI MORTE DA SCOSSA ELETTRICA

- Non mettere in funzione il termoregolatore.
- Scollegare il termoregolatore dall'alimentazione di corrente.
- Lasciare sostituire e verificare il cavo/l'attacco di alimentazione elettrica da un elettricista.
- Non utilizzare nessun cavo di alimentazione che sia più lungo di 3 m.



Rischio di ribaltamento a causa di stabilità incerta del termoregolatore

LESIONI GRAVI E DANNI MATERIALI

> Evitare il rischio di ribaltamento a causa di stabilità incerta del termoregolatore.



Inosservanza della scheda tecnica di sicurezza del fluido termico da utilizzare

LESION

- > Possibile pericolo di lesioni degli occhi, pelle e vie respiratorie.
- > La scheda tecnica di sicurezza del fluido termico da utilizzare va assolutamente letta e rispettata prima dell'uso.
- Osservare le prescrizioni/istruzioni di lavoro locali.
- Indossa il tuo dispositivo di protezione individuale (p.e. guanti di protezione resistenti alle temperature, occhiali di protezione, scarpe di sicurezza).
- Pericolo di scivolamento dovuto dalla postazione di lavoro sporca. Pulisci il posto di lavoro; rispetta lo smaltimento a regola d'arte del fluido termico e mezzi ausiliari. → pagina 15, paragrafo »Smaltimento a regola d'arte di mezzi ausiliari e materiale di consumo«.



Fluido termico caldo o molto freddo

GRAVI USTIONI/ASSIDERAMENTI DEGLI ARTI

- > Prima di iniziare lo scarico, provvedere che il fluido termico sia termoregolato a temperatura ambiente (20 °C).
- Se il fluido termico a questa temperatura è troppo viscoso (denso) per essere svuotato, allora termoregolare il fluido termico per alcuni minuti, finché la viscosità è sufficiente per uno svuotamento. Mai termoregolare il fluido termico con lo scarico aperto.
- > Attenzione, pericolo di ustioni allo scarico di fluido termico con una temperatura oltre 20 °C.
- Allo scarico del fluido indossare l'equipaggiamento di protezione individuale.
- Svuotare solo servendosi del tubo flessibile di scarico e del recipiente idonei. Questi devono essere compatibili con il fluido termico e alle loro temperature.

INFORMAZIONE

Tutte le avvertenze di sicurezza sono importanti e vanno considerate in corrispondenza del manuale d'uso durante il lavoro.

8.2 Spegnimento

PROCEDURA

- Spegnere il termoregolatore.
- > Staccare il termoregolatore dall'attacco alla rete elettrica.

Minichiller® OLÉ, Unichiller® OLÉ



8.3 Svuotamento del termoregolatore

PROCEDURA

Svuota il termoregolatore. → da pagina 44in poi, al paragrafo »Riempimento, Spurgo aria e Svuotamento«.

8.4 Scarico dell'acqua di raffreddamento

INFORMAZIONE

Questo paragrafo va osservato solo all'utilizzo di termoregolatori raffreddati ad acqua.

8.4.1 Procedura di svuotamento



Attacchi dell'acqua di raffreddamento sotto pressione

PERICOLO DI LESIONI

- > Indossare l'equipaggiamento di protezione individuale (p. es. occhiali di protezione).
- Aprire cautamente l'attacco dell'acqua di raffreddamento. Aprire lentamente (1 2 passi) e scaricare lentamente l'acqua di raffreddamento.

NOTA

Le valvole d'intercettazione lato edificio non sono chiuse

DANNI MATERIALI DOVUTO DA INONDAZIONE DEI LOCALI

- > Chiudere le valvole d'intercettazione, lato edificio, della tubazione di mandata e ritorno dell'acqua di raffreddamento.
- Per modelli da banco, piazzare un recipiente di raccolta sotto l'>uscita dell'acqua di raffreddamento [14] e/o dello >Svuotamento acqua di raffreddamento [15] (se presente).

PROCEDURA

Termoregolatori con attacco per lo >svuotamento dell'acqua di raffreddamento < [15]

- Chiudi le valvole d'intercettazione della tubazione di mandata dell'acqua sul termoregolatore (se presente) e lato edificio.
- Piazza un recipiente di raccolta sotto l'approvvigionamento dell'acqua di raffreddamento [13], [14] e [15].
- Apri l'attacco per lo >svuotamento dell'acqua di raffreddamento< [15] e stacca l'attacco per l'>uscita dell'acqua di raffreddamento< [14] dal tubo di ritorno dell'acqua. L'acqua di raffreddamento inizia a scolare. Lasciare assolutamente scaricare l'acqua di raffreddamento per evitare danni dovuti dal congelamento durante il trasporto e la tenuta a magazzino!</p>
- Stacca l'>entrata acqua di raffreddamento< [13] dalla tubazione di mandata dell'acqua.
- Chiudi l'attacco per lo >svuotamento dell'acqua di raffreddamento [15].

PROCEDURA

Termoregolatori senza attacco per lo >svuotamento dell'acqua di raffreddamento < [15]

- Chiudi le valvole d'intercettazione della tubazione di mandata dell'acqua sul termoregolatore (se presente) e lato edificio.
- Piazza un recipiente di raccolta sotto l'approvvigionamento dell'acqua di raffreddamento [13] e [14].
- Stacca l'>uscita acqua di raffreddamento< [14] dal tubo di ritorno dell'acqua. L'acqua di raffreddamento inizia a scolare. Lasciare assolutamente scaricare l'acqua di raffreddamento per evitare danni dovuti dal congelamento durante il trasporto e la tenuta a magazzino!</p>
- > Stacca l'>entrata acqua di raffreddamento < [13] dalla tubazione di mandata dell'acqua.

8.5 Disinstallazione del contenitore di raccolta

PROCEDURA

- > Rimuovi il tubo flessibile dal recipiente di raccolta.
- ➤ Osserva di eseguire uno smaltimento a regola d'arte del fluido termico. → pagina 15, paragrafo »Smaltimento a regola d'arte di mezzi ausiliari e materiale di consumo«.
- Smonta il tubo flessibile dallo >scarico del troppopieno [12].

8.6 Disinstallazione dell'applicazione esterna

PROCEDURA

> Stacca l'applicazione esterna dal termoregolatore.

8.7 Imballaggio

Utilizza sempre l'imballo originale! → pagina 25, paragrafo »Disimballaggio«.

8.8 Spedizione

NOTA

Il termoregolatore viene trasportato in posizione retta DANNI MATERIALI AL COMPRESSORE


> Trasportare il termoregolatore solo in posizione retta.

NOTA

Trasporto non a regola d'arte del termoregolatore DANNI MATERIALI

- Non trasportare il termoregolatore su rotelle o piedi di regolazione dentro il camion.
- Per evitare danni al termoregolatore considerare tutte le prescrizioni riportate in questo paragrafo.

Pallet con legno quadro per apparecchi a torre

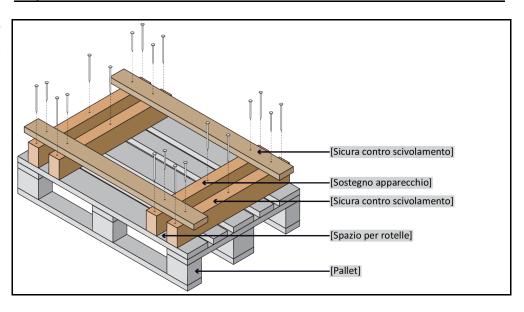

Se presenti per il trasporto del termoregolatore, utilizzare gli occhioni sul lato superiore. Non trasportare il termoregolatore da soli e non senza mezzi ausiliari.

- Per il trasporto utilizzare sempre l'imballo originale.
- Contrassegna la posizione verticale di trasporto con frecce sull'imballaggio.
- Trasportare il termoregolatore assolutamente dritto su un pallet!
- Durante il trasporto proteggere i componenti dall'essere danneggiati!
- Durante il trasporto proteggere le rotelle/piedi di regolazione del termoregolatore supportandoli con blocchi di legno quadro.
- Fissare con cinture di serraggio/nastri di ancoraggio in corrispondenza del peso.
- Inoltre (a secondo del modello) proteggere con foglio, cartone e reggetta di legatura.

Minichiller® OLÉ, Unichiller® OLÉ



8.9 Smaltimento



Apertura incontrollata o non a regola d'arte del circuito del fluido termico

PERICOLO DI LESIONI E DANNI ALL'AMBIENTE

- Lasciare eseguire lavori al circuito del refrigerante o lo smaltimento del refrigerante solo da aziende specializzate omologate nel settore del freddo.
- ➤ Osserva assolutamente quanto segue: → pagina 17, paragrafo »Termoregolatori con gas ad effetto serra/refrigerante fluorurati«.

NOTA

Smaltimento non eseguito a regola d'arte

DANNI ALL'AMBIENTE

- ➤ Fluido termico versato/fuoriuscito deve essere immediatamente smaltito a regola d'arte. → pagina 15, paragrafo »Smaltimento a regola d'arte di mezzi ausiliari e materiale di consumo«.
- Per evitare danni all'ambiente, lascia smaltire i termoregolatori «dismessi» esclusivamente da aziende omologate addette allo smaltimento (p.e. aziende specializzate nel settore del freddo).
- ➤ Osserva assolutamente quanto segue: → pagina 17, paragrafo »Termoregolatori con gas ad effetto serra/refrigerante fluorurati«.

I termoregolatori Huber e gli accessori Huber consistono di materiali d'alta qualità e riciclabili. Ad esempio: acciaio inox 1.4301/1.4401 (V2A), rame, nichel, viton (FKM) o perbunano (NBR), ceramica, carbone, ossido di Al, bronzo duro, ottone, ottone nichelato e stagno argento. Attraverso il riciclaggio a regola d'arte del termoregolatore e degli accessori contribuite in modo attivo a ridurre le emissioni di CO_2 che si sviluppano durante la fabbricazione di questi materiali. Per lo smaltimento osservare le leggi e le disposizioni vigenti nel vostro Paese.

8.10 Dati di contatto

INFORMAZIONE

Contattare il fornitore e/o il rivenditore specializzato locale **prima** di inviare indietro il vostro termoregolatore. I dati di contatto sono riportati alla nostra homepage www.huber-online.com alla voce «Contatto». Tenere pronti il numero di serie del vostro termoregolatore. Il numero di serie è riportato sulla targhetta identificativa del termoregolatore.

8.10.1 Numero di telefono: Customer Support

Nel caso il vostro Paese non sia riportato nell'elenco di seguito: Il partner di servizio competente è riportato alla nostra homepage www.huber-online.com alla voce «Contatto».

Huber Deutschland: +49 781 9603 244

Huber China: +86 (20) 89001381

Huber India: +91 80 2364 7966

Huber Ireland: +44 1773 82 3369

Huber Italia: +39 0331 181493

Huber Swiss: +41 (0) 41 854 10 10

Huber UK: +44 1773 82 3369

Huber USA: +1 800 726 4877 | +1 919 674 4266

8.10.2 Numero di telefono: Vendita

Telefono: +49-781-9603-123

8.10.3 Indirizzo e-mail: Customer Support

E-mail: support@huber-online.com



8.11 Certificato di nulla osta

Questo certificato deve essere assolutamente allegato al termoregolatore. \Rightarrow pagina 67, paragrafo »Decontaminazione/Riparazione«.

Minichiller® OLÉ, Unichiller® OLÉ

V1.5.0it/09.08.21//1.0.0



9 Appendice

Inspired by **temperature** designed for you

Peter Huber Kältemaschinenbau SE Werner-von-Siemens-Str. 1 77656 Offenburg / Germany

Telefon +49 (0)781 9603-0 Telefax +49 (0)781 57211

info@huber-online.com www.huber-online.com

Technischer Service: +49 (0)781 9603-244

-125°C ...+425°C

